



Gram (-) test

Bandelettes présentant une **zone réactionnelle** pour le dépistage de la L- Alanine aminopeptidase chez les **microorganismes gram⁽⁻⁾**.

- Incuber pendant 10 à 30 mn à 37° C.

Lecture

Comparer la coloration obtenue avec l'échelle des couleurs de l'emballage :

- **Coloration jaune** : Gram⁽⁻⁾.
- **Coloration autre** : Gram⁽⁺⁾.

145.013301.02 Merck 13301
Pack 50 bandelettes

Mis à jour en juillet 2003.

MCU053G01