



Mayeux Sandine et Elliker agar

Pour la recherche et le dénombrement des ***Leuconostocs*** dans le lait, les produits laitiers et les aliments sucrés.

Dissoudre 138,5 g/l. Autoclaver 20 minutes à 110 °C.

Incubation 1/2/3 et 4 jours à 21 °C.

Tryptone 10,0
Gélatine 2,5
Extrait de levure 5,0
Saccharose 100,0
Glucose 5,0
Citrate de sodium 1,0
Azohydrate de sodium 0,075
Agar agar 15,0
pH final 6,9 ± 0,2 à 25 °C.

250.033819.54 Biokar 087 500 g

Mis à jour en juillet 2003.

MCU071G01