

# MINI - INCUBATEUR pour Boîtes de Petri


Couvercle transparent avec poignée

Thermomètre de contrôle

Plaque de fond


Interrupteur de mise en route

Voyant lumineux de chauffe

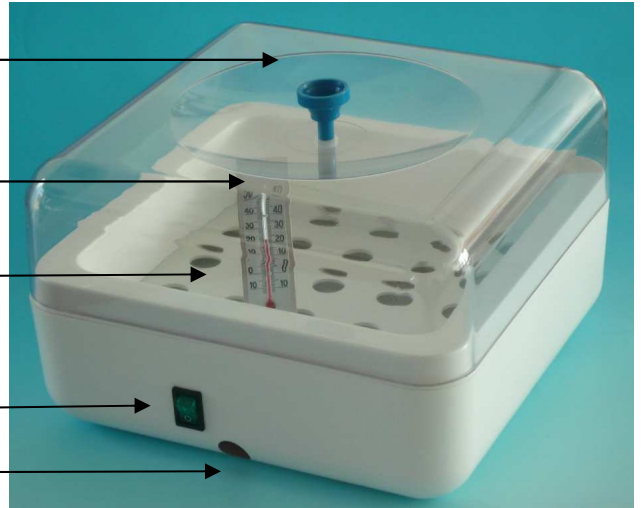


## Caractéristiques :

- Volume utile 3L.
- Dimensions externes : 23 x 23 x H. 14.5 cm.
- Dimensions internes : 18.5 x 18.5 x H. 9 cm.
- Poids net : 0.800 Kg.
- Réglage de la température de + 5°C à + 45°C
- Puissance 25 W / 230 V~

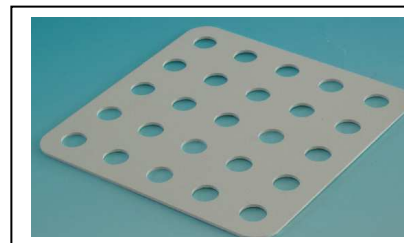

Plaque De fond

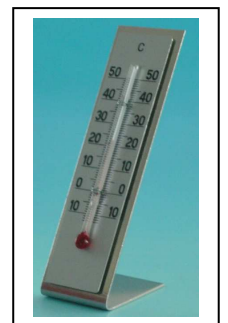

Thermomètre  
de contrôle

## Fonctionnement :

- Brancher la fiche secteur à une prise secteur 230 V~.
- Température idéale de la pièce : autour de 20°C.
- La température de l'enceinte est ajustée à 36°C à  $\pm 1^\circ\text{C}$ .
- Cette température peut-être corrigée à l'aide de la vis située sur le côté de l'étuve  
Ne jamais dépasser 45°C.
- Lorsque l'étuve chauffe, le voyant lumineux rouge s'allume.
- Nettoyer en cas de besoin avec un chiffon.
- Ne jamais tremper l'étuve dans un liquide.

