

BIEN CHOISIR SON FILTRE

Les appareils NOVASINA sont conçus avec une cellule électrolytique, certaines substances volatiles peuvent contaminer chimiquement l'élément sensible et altérer la mesure.

La composition des matrices est souvent confidentielle et il est alors difficile pour nous de vous aider dans le choix du filtre mais il est essentiel de prendre connaissance des prescriptions afin que vous soyez pleinement satisfait de votre aw-mètre Novasina.

De la même façon un filtre saturé n'assurera plus aucune protection de la cellule, ainsi il faut régulièrement remplacer les filtres de protection, ci-dessous vous trouverez nos conseils :

- Si vous faites moins ou égal que 10 mesures par semaine, changez le filtre tous les 6-12 mois
- Si vous faites plus de 10 mesures par semaine, changez le filtre tous les 3-6 mois
- Si l'instrument est utilisé, jour et nuit, changez le filtre tous les 2 mois

Ci-dessous le tableau de sélection de votre filtre :

Volatile	FILTRES				CAPTEUR CM-3 / awSens-ELS
	eVC-21 or eVC-18	eVC-26	eVC-21/eVALC or eVC-18/eVALC	Redox	
Acetic acid (eg. mustard)	X				
Alcohols, primary, secondary				X	
Amines		X			
Aroma, light (fruit, yeast, hop, herbs)				X	
Aroma, strong (like spices, herbs),			X		X
Butyric acid	X				
Carboxylic acids (aliphatic)	X				
Chlorine	X				
Chloroform		X			
Essential oil (menthol, etc)			X		X
Ethanol (ethyl alcohol)					X
Formaldehyde	X				
Formic acid	X				
Furanes (bread aromas)				X	
Glycerin				X	
Hydrocarbons, aromatic		X			
Hydrogen halides	X				
Hydrogen peroxide	X				
Hydrogen sulfide	X				
Ketones (eg. acetone or MEK)				X	
Lactic acid	X				
Nicotine		X			
Nitrogen oxides		X			
Oil fog		X			
Ozone		X			
Perchlor-, trichlorethylene		X			
Perfumes, fragrances				X	X
Phenol				X	
Propylen-glycol, polyethylen-glycol				X	
Sulfur dioxide	X				
Sulphuric acid	X				

Distribué par :

Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com

