

CONTAM SWAB

Écouvillon pour l'analyse microbiologique des surfaces

Le CONTAM SWAB est un test avec un milieu de culture pour l'estimation de la charge microbienne et son identification à partir des surfaces de travail.

CONTAM SWAB CONTAMINATION FLORE TOTALE

Gélose PCA



CONTAM SWAB E.COLI/COLIFORMES

Gélose chromatique Coli/Coliformes



CONTAM SWAB LISTERIA

Gélose Oxford Listeria



CONTAM SWAB SALMONELLA

Gélose XLD



AVANTAGES

- ✓ Facile à utiliser
- ✓ Changement de couleur bien distinct
- ✓ Pas de réactifs supplémentaires
- ✓ Résultats en 18-24 heures
- ✓ Limite du seuil de détection : 10 UFC/mL



CONTAM SWAB

Ecouvillon pour l'analyse microbiologique des surfaces

Résultats

CONTAM SWAB CONTAMINATION FLORE TOTALE



Milieu jaune
Légère
croissance
microbienne



Milieu rouge foncé
Importante
croissance
microbienne

CONTAM SWAB E.COLI/COLIFORMES



Milieu
jaune

Absence de
E.coli/
coliformes



Milieu
vert

Présence de
coliformes



Fluorescence
sous UV-A

Présence de
E.coli

CONTAM SWAB LISTERIA



Milieu ambré

Absence de
Listeria spp.



Milieu noir

Présence de
Listeria spp.

CONTAM SWAB SALMONELLA



Milieu
rouge

Absence de
Salmonella
spp.



Milieu
jaune

Présence de
coliformes



Milieu
rouge/noir

Présence de
Salmonella
spp.

Description	Conditionnement	Réf.
FLORE TOTALE	30 tests	550.086100.02
E.COLI/COLIFORMES		550.086101.02
LISTERIA		550.086102.02
SALMONELLA		553.086103.02

Protocole

1



- Prendre l'écouvillon stérile.
- Plonger l'écouvillon stérile dans une solution physiologique stérile (6x2mL : 747.020150.02 ou 100x2mL : 747.028150.02).
- Avant de le sortir du tube, presser l'écouvillon contre la paroi pour éliminer le liquide en excès.

2



- Réaliser l'écouvillonnage en frottant délicatement la surface ou l'équipement dans les 3 dimensions (horizontale, verticale et diagonale).

3



- Mettre l'écouvillon dans le tube contenant le milieu de culture et fermer le tube.
- Incuber à 37°C pendant 18-24 heures et interpréter les résultats.

Distribué par :

Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com

