

NOUVEAU

Enterolert-DW

Détecte avec précision les entérocoques présents dans l'eau potable, en 24 heures



Enterolert-DW donne une réponse fiable sur la présence d'entérocoques :

- Plus précis et spécifique que la méthodologie ISO 7899-2
- Des résultats confirmés en 24 heures
- Même plate-forme facile à utiliser que Colilert®-18

Distribué par :



Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com

w w w . h u m e a u . c o m

Enterolert^{*}-DW

Facile

- Milieux prêts à l'emploi
- Méthodologie simple
- Dénombrement par la technique du Nombre le Plus Probable (NPP)
- Conditionnement en doses unitaires, qui supprime l'étape de préparation des milieux
- Les réactifs ne contiennent aucune substance toxique

Rapide

- Résultats confirmés en 24 heures
- Procédure de contrôle qualité simplifiée
- Temps de manipulation inférieur à 1 minute





Précis

- La validation complète effectuée selon la norme ISO 13843 met en évidence que Enterolert*-DW est plus précis que la méthodologie ISO 7899-2 sur tous les échantillons†
- L'enrichissement en milieu liquide assure une détection optimale
- Supprime l'interprétation subjective propre aux méthodes traditionnelles

Defined Substrate Technology*

Le nouveau test Enterolert*-DW fait appel à la technologie brevetée d'IDEXX Defined Substrate Technology* (DST*) pour détecter les entérocoques dans l'eau potable.

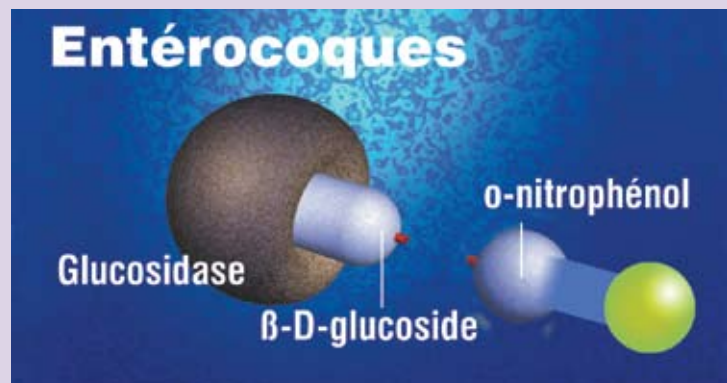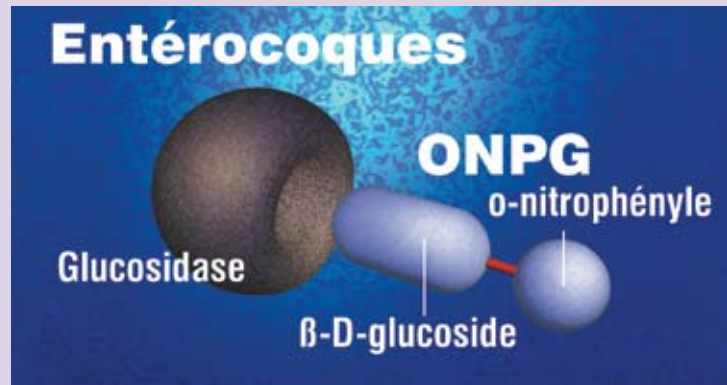

Enterolert-DW utilise un nutriment, l'ortho-nitrophényl- β -D-glucoside, comme indicateur et sa formule incorpore un fond bleu spécialement conçu. Lorsque les entérocoques métabolisent le substrat, l'échantillon passe du bleu au vert indiquant ainsi qu'il est positif.

Utilisez la même plate-forme Quanti-Tray* pour détecter les coliformes, *E. coli* et les entérocoques

- Utilisez une plate-forme unique pour évaluer ces trois paramètres importants de l'eau potable.
- Suivez les mêmes étapes simples pour les trois tests.
- Un code couleur permet de différencier facilement les plateaux coliformes/*E. coli* des plateaux entérocoques.
- Obtenez des résultats en 24 heures.

C'est facile, procédez comme suit :



1 Ajouter le réactif à l'échantillon



2 Fermer le récipient et agiter pour mélanger



3 Verser le mélange échantillon-réactif dans un plateau



4 Fermer hermétiquement le plateau et laisser incuber



5 Enterolert-DW pour les entérocoques :

Compter les puits positifs et se référer au tableau NPP.



Colilert*-18 pour les coliformes/*E. coli* :

Distribué par :

Z.A de Gesvrine – 4 rue Képler – B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex – France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com

