


edge™

pH • EC • OD



HANNA instruments
France est certifié

ISO
9001

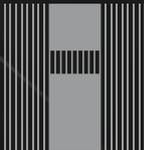 **HANNA**®
instruments

pH



- Résolution 0,01 et 0,001 pH
- Gamme -2,000 à 16,000 pH
- Exactitude $\pm 0,002$ pH
- Mémorisation des mesures
 - À la demande
 - À la demande au point final
 - Automatique
- Lecture de la température (°C ou °F)
- Compensation automatique de la température
- Indicateurs CAL-CHECK®
 - État de l'électrode
 - Temps de réponse
 - Qualité des solutions tampons
 - Propreté de l'électrode
- Indicateurs Sensor Check
 - Électrode endommagée
 - Jonction colmatée
- Conformité BPL
 - Mémorisation date, heure, point 0, pente et solutions tampons utilisées pour l'étalonnage
- Étalonnage en 5 points
 - 7 tampons standards mémorisés + 2 tampons spécifiques définis par l'utilisateur
- Suivi d'étalonnage à l'écran
 - Identifications des solutions tampons durant l'étalonnage
- Rappel à l'écran en cas de délai d'étalonnage expiré

edge

Conductivité

- Sonde conductivité à 4 anneaux
 - Couvre toutes les gammes de 0,00 $\mu\text{S}/\text{cm}$ à 500 mS/cm (conductivité absolue)
- Exactitude
 - $\pm 1\%$ de la lecture \pm (0,05 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ou 1 digit, le plus grand)
- Étalonnage
 - Étalonnage à 0 (à l'air) et facteur de la constante de cellule
 - 6 standards au choix
- Sélection de gamme automatique et manuelle
- Lectures EC, TDS et salinité
- Correction de température
 - Automatique
 - Sans correction (EC absolu)
- Conformité BPL
 - Mémorisation date, heure, point 0 et constante de cellule (K)
- Facteur de conversion TDS réglable
- Coefficient de température EC réglable

Oxygène dissous

- Sonde Clark polarographique avec capuchon de membrane remplaçable
- Gammes
 - 0,00 à 45,00 mg/L (ppm)
 - 0,0 à 300,0 % saturation oxygène
- Exactitude $\pm 1,5\%$ pleine échelle
- Étalonnage en 1 ou 2 points à 0 % et 100 % (air)
- Compensation automatique de la température de 0 à 50 °C
- Conformité BPL
 - Mémorisation date, heure, standards, valeurs altitude et salinité
- Compensation d'altitude de -500 à 4000 m
- Correction de la salinité de 0 à 40g/L



0

encombrement

13

mm d'épaisseur

250

grammes

8

heures
d'autonomie

5,5

pouces
d'affichage

2

ports USB



Deux ports USB

edge est muni d'un port USB pour le transfert de données sur clé USB et d'un port micro USB permettant d'une part la connexion au PC, d'autre part de recharger votre **edge** lorsque la station de recharge est indisponible.



Large écran LCD, très bonne lisibilité

edge dispose d'un écran LCD de 5,5" lisible à plus de 5 m de distance. La taille de l'écran et son angle de vision de 150° offre un confort de lecture unique.



Messages textes

edge affiche au bas de l'écran toutes les informations en messages textes, qu'il s'agisse de recommandations opératoires ou de messages d'erreurs. Terminés, les déchiffrages d'abréviations et de symboles ! Vous êtes guidé lors de vos procédures avec facilité et rapidité.



Superbe Design

edge est étonnamment fin et léger avec une épaisseur de 13 mm et un poids de 250 g.



Clavier à touches sensibles

edge est doté d'un clavier à touches sensibles moderne. Faisant partie intégrante de l'écran, les touches ne seront plus jamais encrassées par des résidus ou des projections d'échantillon. Les touches directionnelles permettent, lorsqu'elles sont maintenues enfoncées, de faire défiler avec rapidité les données mémorisées.



Station de recharge et support d'électrodes en un

edge est fourni avec une station d'accueil - équipée d'un support d'électrodes avec bras articulé ajustable - servant à la fois de station de recharge et de socle pour l'instrument, stable et robuste, d'une inclinaison idéale pour la lecture.



Le mode simplifié

edge peut être utilisé en mode simplifié, idéal pour les mesures de routine, avec un affichage simplifié.



Conformité BPL

Les données du dernier étalonnage sont mémorisées dans la sonde : point 0, pente, date, heure, valeurs tampons/standards. Dès lors qu'une sonde est connectée à **edge**, les données BPL lui sont automatiquement transférées.



CAL-CHECK

edge dispose de la fonction CAL-CHECK vous avertissant lorsque vous étalonnez avec une électrode en mauvais état ou des solutions tampons contaminées.



Zéro encombrement

Vous pouvez libérer de la place sur votre espace de travail en utilisant la station d'accueil murale, elle aussi fournie avec **edge**. Dès que vous l'y installez, **edge** est alimenté et se recharge.



Mémorisation de données

edge mémorise jusqu'à 1000 séries de données. Chaque série inclut la mesure, les données BPL, la date et l'heure.



Sensor Check (HI 12301 et HI 11311 uniquement)

Utilisé avec les électrodes pH intelligentes avec entrée différentielle, **edge** surveille en permanence l'impédance de l'électrode de mesure, vous notifiant en temps réel un dysfonctionnement lié, comme une brisure du verre. Pendant l'étalonnage, la fonction Sensor Check vérifie l'état de la jonction. La jonction de référence est aussi contrôlée et indiquée à l'écran.



Entrée pour connecteur type jack 3,5 mm

La connexion de l'électrode n'a jamais été aussi simple. Terminés les ajustements, les broches endommagées ! Branchez la fiche et mesurez !



edge™ pH • EC • OD

Hanna Instruments a le plaisir de vous présenter son instrument de laboratoire nouvelle génération : **edge**.

Moderne, innovant, esthétique !

edge surprend par sa finesse et sa légèreté, en affichant une épaisseur de 13 mm et un poids de 250 g.

edge dispose d'un grand écran LCD 5,5" d'une lisibilité unique et d'un clavier à touches sensibles.


edge permet la mesure du pH, de la conductivité et de l'oxygène dissous avec de nouvelles électrodes et sondes intelligentes. L'instrument reconnaît automatiquement les données de l'électrode ou la sonde au branchement (type, données d'étalonnage, numéro de série). Elles sont dotées d'une fiche 3,5 mm robuste facilitant une connexion "anti-casse".

Le design et la conception de **edge** permettent une utilisation ergonomique, que vous l'ayez en main, sur votre paillasse ou fixé au mur.

edge simplifie toutes les tâches : mesures, configurations, étalonnages, diagnostics, mémorisations et transferts de données sur PC ou clé USB.

edge dispose de la fonction CAL-CHECK contrôlant le bon déroulement des procédures d'étalonnage ainsi que la fonction Sensor Check pour le pH, qui détecte une fissure du verre ou un diaphragme colmaté.

Électrodes intelligentes

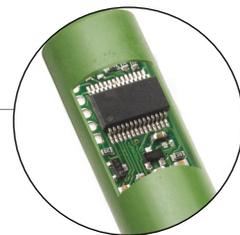

Les nouvelles électrodes conçues pour **edge** sont aussi innovantes que l'instrument lui-même. Munies d'une puce électronique, elles ont en mémoire type de la sonde, données d'étalonnage et numéro de série. Ces informations sont automatiquement transférées sur l'instrument dès leur connexion.

Les données mémorisées dans les électrodes pH sont : les valeurs tampons étalonnées, la date, l'heure, le point 0 et les caractéristiques de la pente.

Les données mémorisées dans la sonde conductivité sont : les valeurs standards étalonnées, la date, l'heure et la constante de cellule.

Les données mémorisées dans la sonde oxygène dissous sont : les valeurs standards étalonnées, la date, l'heure, la compensation d'altitude et la correction de salinité.

Les électrodes et sondes intelligentes sont toutes équipées d'un connecteur type jack 3,5 mm permettant une connexion rapide et sûre.



Mobilité

8 heures
d'autonomie



Spécifications techniques

Spécifications

pH	Gamme	Mode simplifié : -2,00 à 16,00 pH Mode standard : -2,000 à 16,000 pH ±1000,0 mV		
	Résolution	0,01 pH; 0,001 pH; 0,1 mV		
	Exactitude (à 25 °C)	±0,01 pH; ±0,002 pH; ±0,2 mV		
	Étalonnage	Mode simplifié : en 3 points Mode standard : en 5 points		
	Tampons mémorisés	Mode simplifié : 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01 Mode standard : 1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45 et 2 tampons utilisateurs		
	Compensation de température	Automatique (de -20,0 à 120,0 °C)*		
	CAL-CHECK	Mode standard : état de l'électrode, temps de réponse et contrôle d'intervalle d'étalonnage		
Conductivité	Gamme	Conductivité	TDS	Salinité
		0,00 à 29,99 µS/cm; 30,0 à 299,9 µS/cm; 300 à 2999 µS/cm; 30,0 à 200,0 mS/cm; jusqu'à 500,0 mS/cm (EC absolue)**	0,00 à 14,99 mg/L (ppm); 15,0 à 149,9 mg/L (ppm); 150 à 1499 mg/L (ppm); 1,50 à 14,99 g/L (ppt); 15,0 à 100,0 g/L (ppt); jusqu'à 400,0 g/L (ppt) (TDS absolus)**; avec facteur de conversion 0,80	0,0 à 400,0 ‰ NaCl; 0,01 à 42,00 PSU; 0,0 à 80,0 g/L
	Résolution	0,01 µS/cm; 0,1 µS/cm; 1 µS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm	0,01 mg/L; 0,1 mg/L; 1 mg/L; 0,01 g/L; 0,1 g/L (Facteur TDS 0,8)	0,1 ‰ NaCl; 0,01 PSU; 0,1 g/L
	Exactitude (à 25 °C)	±1 % de la lecture ±(0,5 µS ou 1 digit, le plus grand)	±1 % de la lecture ±(0,03 ppm ou 1 digit, le plus grand)	±1 % de la lecture
	Étalonnage	En 2 points : 0,00 µS/cm dans l'air; 1 point avec 6 standards mémorisés 84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/cm et 118,8 mS/cm	Via étalonnage EC	En 1 point avec solution HI 7037L (Standard 100 ‰ NaCl eau de mer) (autres gammes via EC)
	Correction de température	Automatique, de -20,0 à 120,0 °C (peut être désactivée pour mesurer la conductivité absolue)		
	Coefficient de température	Réglable de 0,00 à 6,00 % / °C (pour EC et TDS)		
Facteur de conversion TDS	Réglable de 0,40 à 0,80			
Oxygène dissous	Gamme	0,00 à 45,00 mg/L (ppm); 0,0 à 300,0 % saturation		
	Résolution	0,01 mg/L (ppm); 0,1 % saturation		
	Exactitude	±1,5 % de la lecture ± 1 digit		
	Étalonnage	En 1 ou 2 points à 0 % (avec solution HI 7040) et 100 % (dans l'air)		
	Compensation de température	Automatique, de 0 à 50 °C*		
	Correction de la salinité	0 à 40 g/L (avec résolution 1 g/L)		
	Compensation d'altitude	-500 à 4000 m (avec résolution 100 m)		
Température	Gamme	-20,0 à 120,0 °C		
	Résolution	0,1 °C		
	Exactitude	±0,2 °C		
Spécifications complémentaires	Mémorisation	Jusqu'à 1000 mesures : 200 mesures à la demande, 200 au point final, 600 en mémorisation automatique		
	Connectivité	1 port USB pour le transfert sur clé USB; 1 port micro-USB pour le chargement et la connexion PC		
	Alimentation	Adaptateur secteur (fourni)		
	Dimensions / Poids	202 x 140 x 12,7mm / 250 g		

* dans les limites de la gamme de température de la sonde connectée

** sans correction de température

Présentation

Électrodes

edge™ est disponible dans 3 configurations : pH, EC et OD

Chaque kit est livré avec :



Station d'accueil et de recharge avec support d'électrodes

Support mural

Câble USB

Adaptateur secteur

Notice d'emploi

Selon le paramètre choisi, le kit est complété comme suit :

Kit pH HI 2020-02 contient en sus :



HI 11310
Électrode pH à remplissage, corps en verre, capteur de température intégré

2 sachets de solution tampon pH 4

2 sachets de solution tampon pH 7

2 sachets de solution tampon pH 10

Solution de nettoyage pour électrodes

Certificat de Qualité

Kit EC HI 2030-02 contient en sus :



HI 76310
Sonde de conductivité

3 sachets de solution d'étalonnage conductivité 1413 µS/cm

3 sachets de solution d'étalonnage conductivité 12880 µS/cm

Certificat de Qualité

Kit OD HI 2040-02 contient en sus :



HI 764080
Sonde oxygène dissous

HI 7041S
Solution électrolyte

2 membranes pour sonde OD

2 joints de membrane o-rings

Certificat de Qualité



HI 11310
Électrode pH à remplissage, double jonction avec capteur de température intégré
Recommandée pour un usage général et en laboratoire

HI 11311
Électrode pH à remplissage, double jonction, avec capteur de température intégré et entrée différentielle
Recommandée pour un usage général et en laboratoire

HI 12300
Électrode pH, double jonction, remplissage gel, corps plastique avec capteur de température intégré
Recommandée pour les applications sur le terrain

HI 12301
Électrode pH, double jonction, remplissage gel, corps plastique avec capteur de température intégré et entrée différentielle
Recommandée pour les applications sur le terrain

HI 10530
Électrode pH à remplissage, embout conique, triple céramique, simple jonction, verre basse température et capteur de température intégré
Recommandée pour graisses et crèmes et échantillons de sol

HI 10430
Électrode pH à remplissage, simple céramique, double jonction, verre haute température
Recommandée pour peintures, solvants, acides et bases forts, solutions à forte conductivité et tampons tris

HI 763100
Sonde de conductivité avec capteur de température intégré
Recommandée pour usage général

HI 764080
Sonde oxygène dissous avec capteur de température intégré
Recommandée pour usage général

HANNA instruments France
Parc d'Activités des Tanneries - 1 rue du Tanin - BP 133
Lingolsheim - 67833 TANNERIES CEDEX
Téléphone : 03 88 76 91 88 - Télécopie : 03 88 76 58 80
info@hannafr.com - www.hanna-france.com



Photos et coloris non contractuels, informations sujettes à modifications et sous réserve de leurs typographiques