

Balances de laboratoire standard Quintix® et Secura®.
Des résultats plus rapides et plus fiables.



Des procédures de travail plus efficaces avec Quintix® et Secura®

... grâce à l'utilisation intuitive :

Avec l'assistant de démarrage et l'interface utilisateur SmartTouch, vous n'avez aucun mal à vous repérer et vous pouvez utiliser immédiatement toutes les fonctions. La facilité d'utilisation des balances, la structure claire du menu et la conception ergonomique ont été plusieurs fois primées. **Ces caractéristiques contribuent de manière décisive à rendre les procédures de travail plus rapides et plus sûres dès le début.**

... grâce aux applications intégrées :

Les programmes d'application de série permettent d'élargir immédiatement les possibilités d'utilisation et même les applications de laboratoire spéciales deviennent des opérations de routine. Les applications sont conçues de manière intuitive et vous guident par des étapes simples à travers les différentes procédures de travail. **Vous gagnez ainsi un temps précieux et augmentez la fiabilité de vos résultats.**

... pour les résultats de mesure :

Transfert, analyse, exploitation, enregistrement et documentation rapides et simples des résultats de pesage et des données comme l'exige la législation - avec la technologie Plug & Play, sans logiciel supplémentaire ni réglages compliqués. **Cela permet d'exploiter le mieux possible les résultats et d'en garantir la fiabilité. Vous pouvez ainsi consacrer plus de temps à d'autres tâches tout en ayant la certitude de toujours bénéficier d'une sécurité maximale.**

« Notre Quintix® fonctionne sans arrêt. Aucune balance n'est d'une aide si précieuse pour les applications sophistiquées. »



	Quintix®	Secura®
Sécurité		
isoCAL - fonction de calibrage et d'ajustage interne	+	+
Fonction Cal Audit Trail	+	+
Protection du menu	+	+
Protection par mot de passe		+
SQmin - contrôle du respect du poids minimal selon l'USP*		+
Niveaux de sécurité personnalisés		+
Transfert et documentation des données		
Plug & Play avec interface mini USB	+	+
Fonction PC direct	+	+
Identification des lots et des échantillons		+
Editions de données sécurisées		+
Mise à niveau		
Mise à niveau avec un niveau à bulle	+	
Contrôle permanent en temps réel de la mise à niveau		+
Modèles		
Balances semi-micro	+	+
Microbalance		+
Étendues de pesée plus élevées**		+

« Avec Secura®, je peux répondre très facilement et en toute sécurité à des exigences spécifiques, par exemple dans les secteurs réglementés. »



* USP : United States Pharmacopeia

** voir les caractéristiques techniques

Fonctions de contrôle et sécurité

isoCAL – une garantie de sécurité

Les variations de température peuvent fausser vos résultats de pesée. Grâce à la fonction isoCAL de calibrage et d'ajustage en fonction de la température et d'un critère de temps, les balances Quintix® et Secura® excluent d'emblée tout risque. De plus, la fonction interne Cal Audit Trail enregistre chaque procédure de calibrage pour garantir une documentation complète de votre assurance qualité.

Protection du menu

Pour protéger les réglages du système de la balance contre toute modification accidentelle, Quintix® est dotée de la fonction Supervisor Lock qui permet de bloquer l'ensemble du menu.





Protection par mot de passe

Secura® offre une protection sur mesure grâce à un mot de passe qui empêche de changer les réglages qui modifient le comportement métrologique de la balance. Ainsi, seules les personnes autorisées ont accès au menu si bien que vous avez la garantie que vos opérations de pesée sont parfaitement protégées.




Résultats de pesée toujours fiables

Profitez des différents niveaux de sécurité que vous offre Secura® pour transférer les données de manière contrôlée. Vous pouvez adapter les systèmes de contrôle automatiques de la balance Secura® de manière optimale à vos exigences de sécurité. Que vous choisissiez un niveau de sécurité élevé, moyen ou faible, avec Secura®, vous avez la garantie de n'utiliser que des données de pesée correctes.




SQmin – Résultats de pesée conformes à l'USP

Vous devez respecter les directives de l'USP avec une sécurité de processus absolue ? Rien de plus simple avec Secura®, car la fonction SQmin compare la quantité de l'échantillon avec le poids minimal prédéfini. Secura® vous signale si votre échantillon est inférieur au poids minimal et bloque temporairement la transmission des données vers l'imprimante ou l'ordinateur. Vous avez ainsi la garantie de n'utiliser que des données de mesure autorisées.

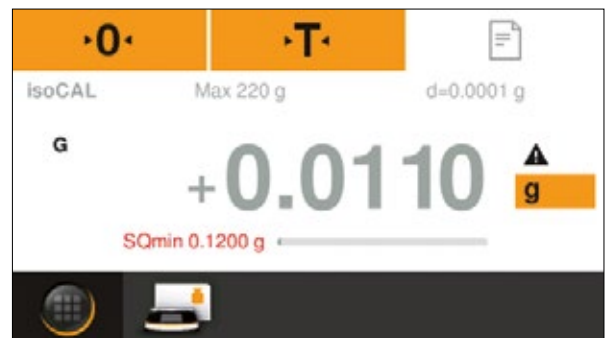

Mise à niveau correcte

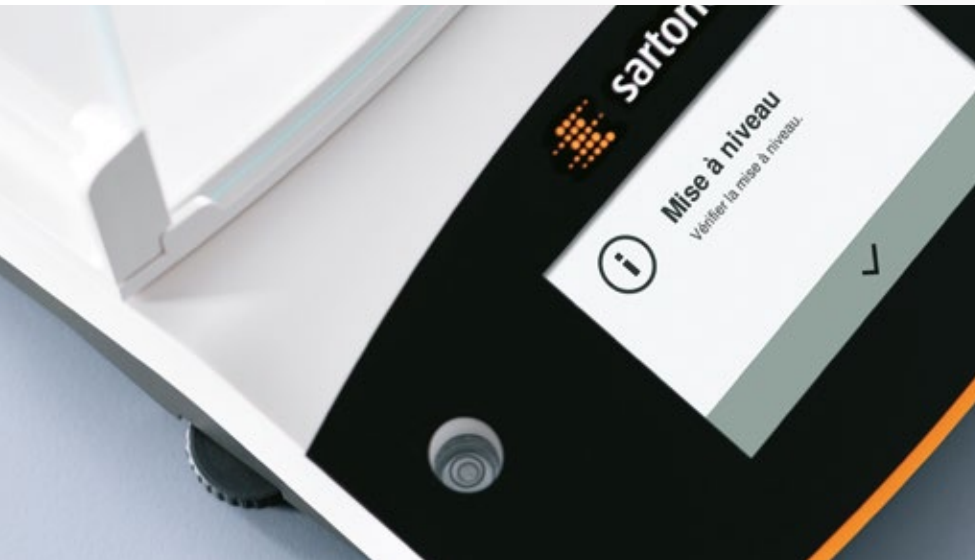

Mise à niveau toujours sous les yeux

Avec Quintix®, vous pouvez contrôler vous-même si votre balance est correctement mise à niveau : pour cela, il vous suffit de jeter un coup d'œil rapide sur le niveau à bulle placé de manière ergonomique dans votre champ de vision. Les deux grands pieds de réglage situés à l'avant sont faciles à actionner si bien que la mise à niveau de la balance Quintix® est un jeu d'enfants. Avec Quintix®, vous pouvez toujours compter sur des résultats de pesée « stables ».



Contrôle permanent et en temps réel de la mise à niveau

Avec la fonction LevelControl de Secura®, vous avez la garantie que votre balance est toujours en « parfait équilibre ». Cette fonction de contrôle en temps réel de la mise à niveau effectue sans cesse des comparaisons pour détecter immédiatement le moindre écart et pouvoir ainsi activer sans tarder les mesures de sécurité nécessaires. La balance vous avertit et bloque temporairement le transfert des données vers l'imprimante et l'ordinateur. Secura® vous guide en temps réel et de manière fiable tout au long de la procédure de mise à niveau. La fonction LevelControl de Secura® vous offre la protection nécessaire pour que vous puissiez peser en toute sécurité.





Mise à niveau

La balance doit être mise à niveau!

Sartorius

X

START

Documentation et transfert des données faciles, rapides et sûrs



Transfert des données : direct et correct

Grâce à l'interface mini USB et à la technologie Plug & Play, vous pouvez connecter les balances Quintix® et Secura® facilement et rapidement à votre ordinateur ou à une imprimante de laboratoire. La fonction PC direct permet de transférer les résultats de mesure sans logiciel supplémentaire dans le programme Microsoft® Office souhaité – au format de votre choix et configurés pour une utilisation immédiate dans un tableur.

Documentation des données : simple et rapide

En connectant les balances Quintix® et Secura® directement à des imprimantes de laboratoire Sartorius, il est possible d'imprimer rapidement et correctement les résultats de pesée sur du papier normal pour imprimante ou sur du papier autocollant pratique à utiliser. Vous pouvez ainsi documenter vos données avec fiabilité et identifier rapidement vos échantillons.



Identification des échantillons : encore plus fiable et précise avec Secura®

Vous travaillez avec des échantillons soumis à l'obligation d'identification en environnement réglementé ? Alors, vous pouvez profiter des avantages offerts par la fonction intégrée d'identification des lots et des échantillons qui permet de personnaliser l'impression des rapports en fonction de vos besoins. Grâce à son écran tactile interactif avec clavier alphanumérique, la balance Secura® simplifie la saisie de l'identification des échantillons. Avec Secura®, vous êtes sûr de créer une documentation fiable et précise de vos échantillons.





2025-10-10 10:00:00
Sample ID: 100-0004
Weight: 10.0000g
Tare: 0.0000g
Net Weight: 10.0000g
Unit: g
Operator: J. Doe
Lab: ABC

Balances semi-micro Quintix[®] et Secura[®]

Linéarité et répétabilité inégalées

Maximisez l'efficacité de votre travail grâce au système exclusif de gestion de la température qui garantit des conditions climatiques stables à l'intérieur de la chambre de pesée.

Compensation des influences ambiantes

Le paravent ergonomique avec technologie « One Touch » est pratique à utiliser et compense même les influences ambiantes les plus minimes.






Prévention des contaminations croisées

Avec les balances semi-micro Quintix® et Secura®, il est vraiment simple d'éviter les contaminations croisées : en effet, le paravent peut être démonté en un tournemain et la plaque de base de la chambre de pesée s'enlève entièrement pour permettre un nettoyage facile, rapide et minutieux. Grâce aux balances semi-micro Quintix® et Secura®, vous pouvez même effectuer des analyses ultrasensibles avec une précision à cinq chiffres.

Applications

Pesage de filtres

Les balances semi-micro Quintix® et Secura® permettent également de peser des filtres avec une très grande précision. Le paravent ergonomique et le plateau de pesée spécial facilitent les procédures de travail et les rendent plus sûres si bien qu'il est possible de peser des filtres avec une précision à cinq chiffres.

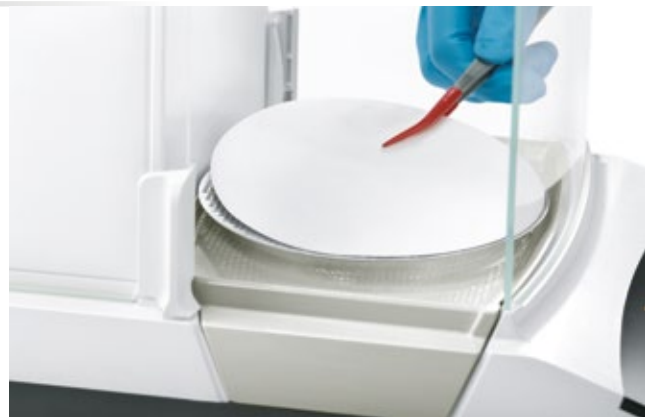

Calibrage de pipettes

Avec les balances semi-micro Quintix® et Secura®, vous pouvez à tout moment calibrer vos pipettes rapidement et avec précision. La chambre de pesée des deux balances est accessible facilement par le devant mais aussi par le côté. De plus, grâce au kit de calibrage de pipettes adapté à cette application, calibrer des pipettes avec précision est un jeu d'enfants.



Microbalance Secura®

Vous voulez obtenir des résultats d'une grande précision quand vous effectuez des pesées analytiques ? Dans ce cas, démarquez-vous avec des résultats ultraprécis avec six chiffres après la virgule. Avec une capacité maximale de 21 g et une résolution de 2 µg sur toute l'étendue de pesée, la microbalance Secura® détermine le poids de quantités infimes avec une précision absolue, ce qui en fait une balance unique au monde et sans égale dans sa catégorie.



La microbalance Secura® répond à toutes vos exigences en vous fournissant des résultats ultraprécis même lors de pesées analytiques dans des conditions difficiles, car elle est également dotée des caractéristiques ergonomiques spécialement développées pour des balances à haute résolution : le système intégré de gestion de la température, le paravent éprouvé « One Touch » pour des pesées à la fois commodes et bien protégées ainsi que le fond de la chambre de pesée qui s'enlève pour faciliter le nettoyage. La microbalance Secura® vous offre donc une sécurité maximale, une grande rapidité ainsi qu'une précision à six chiffres également dans les plus petites plages de pesée.





Plateau de pesée et anneaux «paravent» en titane de grande qualité

La microbalance Secura® se distingue par son plateau de pesée exclusif en titane et les deux anneaux de protection «paravent» en titane fournis avec la balance. Le plus grand de 2 anneaux de protection permet d'effectuer des mesures très précises même en cas de courants d'air perturbateurs sous une hotte aspirante. Non magnétiques et absolument inertes au contact de substances agressives, les composants en titane de la microbalance Secura® assurent une protection maximale pendant la pesée.



Applications intégrées

Grâce à des programmes d'application intégrés de série et à une large gamme d'accessoires, les balances Quintix® et Secura® vous permettent d'effectuer à la fois des pesées de routine et des applications de laboratoire spéciales.



Pesée



Vous voulez effectuer des pesées très précises rapidement et avec professionnalisme ? Ou configurer de manière personnalisée l'unité de poids et la précision après la virgule ? La fonction « Pesée » de votre balance Quintix® ou Secura® est là pour ça.

Mélange



Vous voulez peser tous les composants d'une formule dans un seul récipient tout en contrôlant le poids total ? Quintix® et Secura® permettent d'effectuer des pesées séquentielles avec une traçabilité à 100%.

Composants



Vous voulez peser séparément tous les composants d'une formule tout en contrôlant le poids total ? Grâce à Quintix® et à Secura®, vous avez toujours une vue d'ensemble pour obtenir un résultat parfait.

Statistiques



Vous voulez obtenir les données statistiques d'un grand nombre d'échantillons sur simple pression de touche ? Pas de problème avec la mémoire de statistiques interne de Quintix® et de Secura® ! Elle enregistre tous les résultats de pesage et crée sur demande une liste claire des principales valeurs statistiques.

Conversion



Vous n'avez pas le temps de faire des calculs compliqués ? Quintix® et Secura® s'en chargent pour vous. Il vous suffit de saisir le facteur de conversion, de peser et vous pouvez tout de suite lire la valeur de mesure avec le résultat de la conversion.

Masse volumique



Pour déterminer avec précision la masse volumique de liquides et de solides, utilisez la fonction « Masse volumique » de Quintix® et Secura® et le dispositif de détermination de la masse volumique : vous pourrez par exemple déterminer exactement la qualité de métaux précieux ou d'éléments en plastique.

Valeur maximum



Un échantillon volumineux cache l'écran pendant la pesée ? La valeur mesurée ne s'affiche que pendant quelques millièmes de seconde ? La solution : Quintix® et Secura® gèlent la valeur de pesée pour que vous puissiez lire le résultat ultérieurement en toute tranquillité.

Contrôle



Vous voulez savoir si vos échantillons sont encore à l'intérieur de la plage de tolérance autorisée ? Quintix® et Secura® vous donnent la réponse avec un bargraphe intuitif en couleur. Un seul coup d'œil suffit pour savoir si vos échantillons sont "dans le vert".

Comptage



Vous avez un sachet rempli d'un nombre inconnu de petites pièces identiques ? Quintix® et Secura® vous aident à les compter grâce à cette application qui détermine le nombre exact de pièces et le poids total de toutes les pièces en seulement deux étapes.

Pesée en pourcentage



Vous voulez comparer différents échantillons et déterminer leur différence en pourcentage par rapport à une norme de référence ? La fonction « Pourcentage » de Quintix® et Secura® effectue cette tâche en un tournemain.

Pesée d'animaux



Les conditions ambiantes sur votre poste de travail sont très instables ? Vous voulez peser une souris remuante ? Rien de plus simple avec Quintix® et Secura® qui vous permettent d'obtenir des résultats de pesage parfaitement fiables même dans des conditions ambiantes instables.

Services – nous nous engageons pour votre productivité

Notre service après-vente international a pour vocation de maximiser la fiabilité et la disponibilité de vos balances de laboratoire dès leur installation et pendant tout leur cycle de vie pour que vous puissiez toujours avoir confiance dans vos résultats de pesage. Nos spécialistes du service après-vente suivent une formation continue et complète pour être constamment en mesure de vous fournir le meilleur service possible sur place et de répondre à vos exigences particulières.

Performances optimales des appareils

- Notre service d'installation s'assure que dès le début, vos balances de laboratoire fonctionnent parfaitement et fournissent des performances maximales.
- Des employés de laboratoire bien formés sont la base d'un travail sûr et efficace. Grâce aux formations dispensées par nos techniciens de service, votre personnel de laboratoire est en mesure d'utiliser les balances de laboratoire de manière optimale.

Résultats de qualité

- En faisant régulièrement calibrer vos appareils par des professionnels, vous avez la garantie d'obtenir des résultats de pesage très précis.
- Sartorius propose divers certificats de calibrage du fabricant, conformes à l'USP et accrédités ISO 17025 qui garantissent le rattachement des résultats de pesage à l'étalon national et répondent aux exigences de différents systèmes de gestion de la qualité.

Conformité avec les directives de l'industrie réglementée

- Le service de qualification des appareils (IQ/OQ) que nous proposons vous fournit la documentation de qualité nécessaire pour que vous puissiez utiliser vos appareils dans un environnement fortement réglementé.
- Nos prestations de calibrage comprennent la documentation de la qualité et de la traçabilité des résultats de mesure conformément à la norme ISO 17025, aux normes BPL | BPF et aux directives de la FDA.

Fonctionnement parfait

- En faisant effectuer régulièrement la maintenance, vous avez l'assurance que vos balances de laboratoire fonctionnent de manière optimale, en toute sécurité et sans la moindre panne pendant toute leur durée de vie.
- Le service de réparation professionnel et les pièces détachées d'origine Sartorius évitent des temps d'arrêt inutiles.



Service d'installation

Faites confiance à nos techniciens de service qui suivent régulièrement des cours de formation : grâce à eux, vos appareils seront très performants dès le début.



Extension de garantie

Protection fiable de vos investissements et transparence des coûts grâce à nos packs d'extension de garantie.




Qualification des appareils (IQ|OQ)

Notre documentation de qualification complète et spécifique au produit fournit l'attestation d'aptitude requise par les réglementations des normes BPL | BPF et de la FDA.



Maintenance préventive et contrats de service

Grâce à notre service de maintenance, vous êtes assuré de la fiabilité de vos appareils et vous pouvez avoir une totale confiance en leurs performances et en la qualité des résultats de mesure.

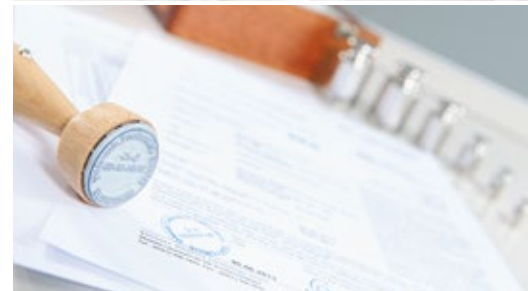

Service de calibrage

Nos certificats de calibrage attestent la qualité et la traçabilité documentées de vos résultats de mesure conformément aux exigences des principaux systèmes de gestion de la qualité.



Formation des utilisateurs | Académies

Profitez de nos divers programmes de formation qui permettent à votre personnel de travailler avec succès, fiabilité et efficacité.



Accessoires

Élargissez les possibilités d'utilisation de vos balances Quintix et Secura grâce à notre large gamme d'accessoires :



YDP30

Imprimante à transfert thermique* pour impression GxP sur papier standard, étiquettes continues ou étiquettes continues, à connecter sur à un port USB ou à une interface RS232



YDP40

Imprimante thermique pour impression sur papier standard ou sur étiquettes continues, à connecter à un port USB ou à une interface RS232



YRB11Z

Jeu de batteries externes rechargeables pour les balances de laboratoire standard



VF4601

Dispositif de détermination de la masse volumique pour solides et liquides, pour les balances avec une précision de lecture de 0,01 mg



YDK03

Dispositif de détermination de la masse volumique pour solides et liquides, pour les balances avec une précision de lecture de 0,1 mg ou 1 mg



YDK04

Dispositif de détermination de la masse volumique pour solides et liquides, pour les balances avec une précision de lecture de 10 mg (livraison sans balance)



YCP06SQ

Kit de calibration de pipettes (matériel) pour les balances avec une précision de 0,01 mg. Le kit comprend un piège à condensat et tous les adaptateurs nécessaires.



YDS01SQP

Paravent pour les balances avec une précision de lecture de 10 mg



YDS02SQP

Paravent cylindrique en verre pour les balances avec une résolution de 1 mg (livraison sans balance)

* Livre blanc pour imprimantes dans un environnement GxP disponible gratuitement

**YFW01SQP**

Plateau de pesée spécial de 130 mm de diamètre pour peser des filtres, pour les balances avec une précision de lecture de 0,01 mg

**YSP01SQP**

Plateau de pesée de 80 mm de diamètre, avec fentes, pour augmenter les performances de pesage, pour les balances avec une précision de lecture de 0,01 mg

**YWP01SQP**

Plateau de pesée de 90 mm de diamètre, avec kit de conversion, pour les balances avec une précision de lecture de 0,01 mg

**YHK01SQP**

Paravent en verre pour augmenter les performances de pesage, pour les balances avec une précision de lecture de 0,002 mg (livraison sans balance)

**VF4589**

Plateau de pesée en acier inoxydable de 50 mm de diamètre pour les balances avec une précision de lecture de 0,002 mg. Le set comprend un plateau de pesée, un anneau paravent bas et un anneau paravent haut (livraison sans balance)

Autres accessoires :

69Y03285	Set de papier standard et de ruban encreur pour l'imprimante de laboratoire YDP30
69Y03286	Set de papier autocollant et de ruban encreur pour l'imprimante de laboratoire YDP30
69Y03287	Papier pour les imprimantes de laboratoire YDP 30 YDP40
69Y03288	Papier thermique autocollant pour l'imprimante de laboratoire YDP30 YDP40
YCC04-D09	Câble de données mini USB USB A
YCC03-D09	Câble de données mini USB RS232 à 9 broches
YCC03-D25	Câble de données mini USB RS232 à 25 broches
YDB-SECURA-5	Box de démonstration pour balances de 0,01 mg ou 0,002 mg
YDB-SECURA	Box de démonstration pour balances de 0,0001 g ou 0,001 g
YDB-SECURA-P	Box de démonstration pour balances de 0,01 g
6960SE05	Housse de protection intégrale pour les balances avec une précision de lecture de 0,01 mg ou 0,002 mg
6960SE01	Housse de protection intégrale pour les balances avec une précision de lecture de 0,1 mg ou 1 mg

6960SE02	Housse de protection intégrale pour les balances avec une précision de lecture de 0,01 g 0,1 g 1 g
6960SE04	Housse de protection pour les balances avec une précision de lecture de 0,01 mg ou 0,002 mg
6960SE03	Housse de protection pour les balances avec une précision de lecture de 0,1 mg ou 1 mg
YIB01-OUR	Souffleur ionisant pour l'élimination des charges électrostatiques sur les récipients et les échantillons
YSTP01	Sonde ionisante Stat-Pen pour neutraliser les charges électrostatiques sur les échantillons et les filtres
YWT09	Table de pesée en bois avec plaque en pierre naturelle pour des pesées précises et fiables
YWT03	Table de pesée en pierre naturelle, avec amortisseurs de vibrations
YWT04	Console murale pour balances micro, d'analyse et de précision
641214	Nacelle en acier au nickel-chrome, 90 × 32 × 8 mm
6565-250	Nacelles en aluminium, 4,5 mg (250 unités) pour microbalances
6566-50	Nacelles en aluminium, 52 mg (50 unités) pour microbalances

Caractéristiques techniques Quintix®

Modèle	Balances semi-micro			Balances d'analyse
	125D-1x ¹⁾	65-1x ¹⁾	35-1x ¹⁾	224-1x ¹⁾
Version	1	1	1	2
Étendue de pesée	g 40 60 120	40 60	30	220
Précision de lecture	mg 0,01 0,01 0,1	0,01 0,01	0,01	0,1
Répétabilité (écart-type)	mg 0,03 0,04 0,07	0,03 0,04	0,03	0,1
Répétabilité (écart-type), typique	mg 0,02 0,04 0,07	0,02 0,04	0,03	0,1
Écart de linéarité	mg 0,1 0,1 0,2	0,1 0,1	0,1	0,1
Point de départ optimal de la plage de fonctionnement*	g 0,0082**	0,0082**	0,0082**	0,082
Dérive de sensibilité entre +10 et +30 °C	± ppm/K 1	1	1	1,5
Temps de stabilisation typique	s 6 6 2	6 6	6	2
isoCAL :				
- Variation de température	K 1,5	1,5	1,5	1,5
- Intervalle de temps	h 4	4	4	4
Dimensions du plateau de pesée	mm Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 90
Hauteur de la chambre de pesée ²⁾	mm 218	218	218	209
Poids net, env.	kg 7,8	7,8	7,8	4,9
Dimensions P x L x H	mm 376 x 214 x 316 Pouces 14,8 x 8,4 x 12,4			359 x 214 x 319 14,1 x 8,4 x 12,6
Version pour usage en métrologie légale disponible	-	-	-	oui
Interface	Port mini USB			
Balances de précision				
Modèle	5102-1x ¹⁾	3102-1x ¹⁾	2102-1x ¹⁾	1102-1x ¹⁾
Version	4	4	4	4
Étendue de pesée	g 5 100	3 100	2 100	1 100
Précision de lecture	mg 10	10	10	10
Répétabilité (écart-type)	mg 10	10	10	10
Répétabilité (écart-type), typique	mg 10	10	10	10
Écart de linéarité	mg 20	20	30	30
Point de départ optimal de la plage de fonctionnement*	g 8,2	8,2	8,2	8,2
Dérive de sensibilité entre +10 et +30 °C	± ppm/K 3	3	4	4
Temps de stabilisation typique	s 1	1	1,5	1,5
isoCAL :				
- Variation de température	K 2	2	2	2
- Intervalle de temps	h 6	6	6	6
Dimensions du plateau de pesée	mm Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180
Hauteur de la chambre de pesée ²⁾	mm -	-	-	-
Poids net, env.	kg 5,2	5,2	4,7	4,7
Dimensions P x L x H	mm 359 x 214 x 94 Pouces 14,1 x 8,4 x 3,7		359 x 214 x 88 14,1 x 8,4 x 3,5	
Version pour usage en métrologie légale disponible	oui	oui	oui	oui
Interface	Port mini USB			

* Selon le chapitre 41 de l'USP (United States Pharmacopeia), la plage de fonctionnement optimale est définie de 820d à l'étendue de pesée max. En fonction du lieu d'installation et des conditions ambiantes, la valeur peut en général être supérieure.

** En combinaison avec le plateau de pesée de 80 mm avec fentes YSP01SQP



Version 1

Version 2

Version 3

Version 4

Balances au milligramme						Balances de précision	
124-1x ¹⁾	64-1x ¹⁾	613-1x ¹⁾	513-1x ¹⁾	313-1x ¹⁾	213-1x ¹⁾	6102-1x ¹⁾	
2	2	3	3	3	3	4	
120	60	610	510	310	210	6 100	
0,1	0,1	1	1	1	1	10	
0,1	0,1	1	1	1	1	10	
0,1	0,1	1	1	1	1	10	
0,1	0,1	2	2	2	2	20	
0,082	0,082	0,82	0,82	0,82	0,82	8,2	
1,5	1,5	3	3	3	3	3	
2	2	1	1	1	1	1	
1,5	1,5	2	2	2	2	2	
4	4	6	6	6	6	6	
Ø 90	Ø 90	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 180	
209	209	209	209	209	209	-	
4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	5,2	
						359 x 214 x 94 14,1 x 8,4 x 3,7	
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	
612-1x ¹⁾	412-1x ¹⁾	6101-1x ¹⁾	5101-1x ¹⁾	2101-1x ¹⁾	6100-1x ¹⁾	5100-1x ¹⁾	
4	4	4	4	4	4	4	
610	410	6 100	5 100	2 100	6 100	5 100	
10	10	100	100	100	1 000	1 000	
10	10	100	100	100	500	500	
10	10	100	100	100	500	500	
30	30	300	300	300	1 000	1 000	
8,2	8,2	82	82	82	820	820	
4	4	8	8	8	8	8	
1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1	
2	2	2	2	2	2	2	
6	6	6	6	6	6	6	
Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180	
-	-	-	-	-	-	-	
4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	
oui	-	oui	oui	-	oui	oui	

¹⁾ Désignations possibles des versions spécifiques aux pays

²⁾ Du bord supérieur du plateau de pesée au bord inférieur de la vitre supérieure du paravent

Caractéristiques techniques Secura®

Modèle		Microbalance	Balances semi-micro	
		26-1x ¹⁾	225D-1x ¹⁾	125-1x ¹⁾
Version		1	2	2
Étendue de pesée	g	21	60 120 220	60 120
Précision de lecture	mg	0,002	0,01 0,01 0,1	0,01 0,01
Répétabilité (écart-type)	mg	0,004	0,03 0,04 0,07	0,03 0,07
Répétabilité (écart-type), typique	mg	0,003	0,02 0,04 0,07	0,02 0,07
Écart de linéarité	mg	0,01	0,1 0,1 0,2	0,1 0,1
Point de départ optimal de la plage de fonctionnement*	g	0,00164**	0,0082***	0,0082***
Dérive de sensibilité entre +10 et +30 °C	± ppm/K	1	1	1
Temps de stabilisation typique	s	8	6 6 2	6 6
isoCAL :				
- Variation de température	K	1,5	1,5	1,5
- Intervalle de temps	h	4	4	4
Dimensions du plateau de pesée	mm	Ø 50	Ø 80	Ø 80
Hauteur de la chambre de pesée ²⁾	mm	218	218	218
Poids net, env.	kg	8,0	7,8	7,8
Dimensions P x L x H	mm Pouces	376 x 214 x 316 14,8 x 8,4 x 12,4		
Version pour usage en métrologie légale disponible		oui	oui	oui
Interface		Port mini USB		
		Balances au milligramme	Balances de précision	
Modèle		213-1x ¹⁾	6102-1x ¹⁾	5102-1x ¹⁾
Version		4	5	5
Étendue de pesée	g	210	6 100	5 100
Précision de lecture	mg	1	10	10
Répétabilité (écart-type)	mg	1	10	10
Répétabilité (écart-type), typique	mg	1	10	10
Écart de linéarité	mg	2	20	20
Point de départ optimal de la plage de fonctionnement*	g	0,82	8,2	8,2
Dérive de sensibilité entre +10 et +30 °C	± ppm/K	2	2	2
Temps de stabilisation typique	s	1	1	1
isoCAL :				
- Variation de température	K	2	2	2
- Intervalle de temps	h	6	6	6
Dimensions du plateau de pesée	mm	Ø 120	Ø 180	Ø 180
Hauteur de la chambre de pesée ²⁾	mm	209	-	-
Poids net, env.	kg	5,1	5,2	5,2
Dimensions P x L x H	mm Pouces	359 x 214 x 319 14,1 x 8,4 x 12,6	359 x 214 x 94 14,1 x 8,4 x 3,7	
Version pour usage en métrologie légale disponible		oui	oui	oui
Interface		Port mini USB		

* Selon le chapitre 41 de l'USP (United States Pharmacopeia), la plage de fonctionnement optimale est définie de 820d à l'étendue de pesée max. En fonction du lieu d'installation et des conditions ambiantes, la valeur peut en général être supérieure.

** En combinaison avec le paravent en verre YHK01SQP

** En combinaison avec le plateau de pesée de 80 mm avec fentes YSP01SQP



Balances d'analyse

Balances au milligramme

324-1x¹⁾	224-1x¹⁾	124-1x¹⁾	1103-1x¹⁾	613-1x¹⁾	513-1x¹⁾	313-1x¹⁾
2	3	3	4	4	4	4
320	220	120	1 100	610	510	310
0,1	0,1	0,1	1	1	1	1
0,1	0,1	0,1	1	1	1	1
0,1	0,1	0,1	1	1	1	1
0,3	0,2	0,2	2	2	2	2
0,082	0,082	0,082	0,82	0,82	0,82	0,82
1	1,5	1,5	1,5	2	2	2
2	2	2	1,5	1	1	1
1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2
4	4	4	4	6	6	6
Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120
218	209	209	209	209	209	209
7,9	5,1	5,1	5,9	5,1	5,1	5,1
	359 x 214 x 319 14,1 x 8,4 x 12,6					
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui

3102-1x¹⁾	2102-1x¹⁾	1102-1x¹⁾	612-1x¹⁾	6101-1x¹⁾	3101-1x¹⁾
5	5	5	5	5	5
3 100	2 100	1 100	610	6 100	3 100
10	10	10	10	100	100
10	10	10	10	50	50
10	10	10	10	50	50
20	20	20	20	100	100
8,2	8,2	8,2	8,2	82	82
2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
6	6	6	6	6	6
Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180
-	-	-	-	-	-
5,2	5,2	5,2	4,7	5,2	5,2
oui	oui	oui	oui	oui	oui

¹⁾ Désignations possibles des versions spécifiques aux pays

²⁾ Du bord supérieur du plateau de pesée au bord inférieur de la vitre supérieure du paravent

Sales and Service Contacts

For further contacts, visit www.sartorius.com

Europe

Germany

Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen
Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289

France & Suisse Romande

Sartorius France
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier
ZA de la Gaudrée
91410 Dourdan
Phone +33.1.70.62.50.00
Fax +33.1.64.59.76.39

Austria

Sartorius Austria GmbH
Modecenterstrasse 22
1030 Vienna
Phone +43.1.7965760.0
Fax +43.1.7965760.24

Belgium

Sartorius Belgium N.V.
Rue Colonel Bourg 105
1030 Bruxelles
Phone +32.2.756.06.90
Fax +32.2.481.84.11

Finland & Baltics

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki
Phone +358.9.755.951
Fax +358.9.755.95200

Hungary

Sartorius Hungária Kft.
Kagyló u. 5.
2092 Budakeszi
Phone +3623.457.227
Fax +3623.457.147

Ireland

Sartorius Ireland Ltd.
Unit 41, The Business Centre
Stadium Business Park
Ballycoolin Road
Dublin 11
Phone +353.1.8089050
Fax +353.1.8089388

Italy

Sartorius Italy S.r.l.
Viale A. Casati, 4
20835 Muggiò (MB)
Phone +39.039.4659.1
Fax +39.039.4659.88

Netherlands

Sartorius Netherlands B.V.
Phone +31.30.60.53.001
Fax +31.30.60.52.917
info.netherlands@sartorius.com

Poland

Sartorius Poland sp.z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn
Phone +48.61.6473830
Fax +48.61.6473839

Russian Federation

LLC "Sartorius RUS"
Uralskaya str. 4, Lit. B
199155 St. Petersburg
Phone +7.812.327.53.27
Fax +7.812.327.53.23

Spain & Portugal

Sartorius Spain, S.A.
Avda. de la Industria, 32
Edificio PAYMA
28108 Alcobendas (Madrid)
Phone Spain +34.913.586.095
Phone Portugal +351.800.855.800
Fax Spain +34.913.589.623
Fax Portugal +351.800.855.799

Switzerland

Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)
Phone +41.44.746.50.00
Fax +41.44.746.50.50

U.K.

Sartorius UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9QQ
Phone +44.1372.737159
Fax +44.1372.726171

Ukraine

LLS "Sartorius RUS"
Post Box 440 "B"
01001 Kiev, Ukraine
Phone +380.44.411.4918
Fax +380.50.623.3162

Americas

USA

Sartorius Corporation
5 Orville Drive, Suite 200
Bohemia, NY 11716
Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906
Fax +1.631.254.4253

Argentina

Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires
Phone +54.11.4721.0505
Fax +54.11.4762.2333

Brazil

Sartorius do Brasil Ltda
Avenida Senador Vergueiro 2962
São Bernardo do Campo
CEP 09600-000 - SP- Brasil
Phone +55.11.4362.8900
Fax +55.11.4362.8901

Canada

Sartorius Canada Inc.
2179 Dunwin Drive #4
Mississauga, ON L5L 1X2
Phone +1.905.569.7977
Toll-Free +1.800.668.4234
Fax +1.905.569.7021

Mexico

Sartorius de México, S.A. de C.V.
Libramiento Norte de Tepetzotlan s/n,
Colonia Barrio Tlacateco,
Municipio de Tepetzotlan,
Estado de México,
C.P. 54605
Phone +52.55.5562.1102
Fax +52.55.5562.2942
leadsmex@sartorius.com

Peru

Sartorius Peru S.A.C.
Av. Emilio Cavenecia 264 San Isidro
15073 Lima, Perú
Phone +51.1.441 0158
Fax +51.1.422 6100

Asia | Pacific

Australia

Sartorius Australia Pty. Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175
Phone +61.3.8762.1800
Fax +61.3.8762.1828

China

Sartorius (Shanghai) Trading Co., Ltd.
3rd Floor, North Wing, Tower 1
No. 4560 Jinke Road
Zhangjiang Hi-Tech Park
Pudong District
Shanghai 201210, P.R. China
Phone +86.21.6878.2300
Fax +86.21.6878.2882

Hong Kong

Sartorius Hong Kong Ltd.
Unit 1012, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong
Phone +852.2774.2678
Fax +852.2766.3526

India

Sartorius Weighing India Pvt. Ltd.
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra,
Nelamangala Tq
562 123 Bangalore, India
Phone +91.80.4350.5250
Fax +91.80.4350.5253

Japan

Sartorius Japan K.K.
4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan
Phone +81.3.3740.5408
Fax +81.3.3740.5406

Malaysia

Sartorius Malaysia Sdn. Bhd
Lot L3-E-3B, Enterprise 4
Technology Park Malaysia
Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +60.3.8996.0622
Fax +60.3.8996.0755

Singapore

Sartorius Singapore Pte. Ltd
1 Science Park Road,
The Capricorn, #05-08A,
Singapore Science Park II
Singapore 117528
Phone +65.6872.3966
Fax +65.6778.2494

South Korea

Sartorius Korea Ltd.
8th Floor, Solid Space B/D,
PanGyoYeok-Ro 220, Bundang-Gu
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400
Phone +82.31.622.5700
Fax +82.31.622.5799

Thailand

Sartorius (Thailand) Co. Ltd.
129 Rama 9 Road,
Huaykwang
Bangkok 10310
Phone +66.2643.8361-6
Fax +66.2643.8367



◀ www.sartorius.com