


# GUIDE PASS RECYFILTRE

# Labopur®

## QUE FAIRE DE VOTRE FILTRE USAGÉ ?

Afin de vous aider à préserver l'environnement, TRIONYX vous propose une solution pour le recyclage de vos filtres :

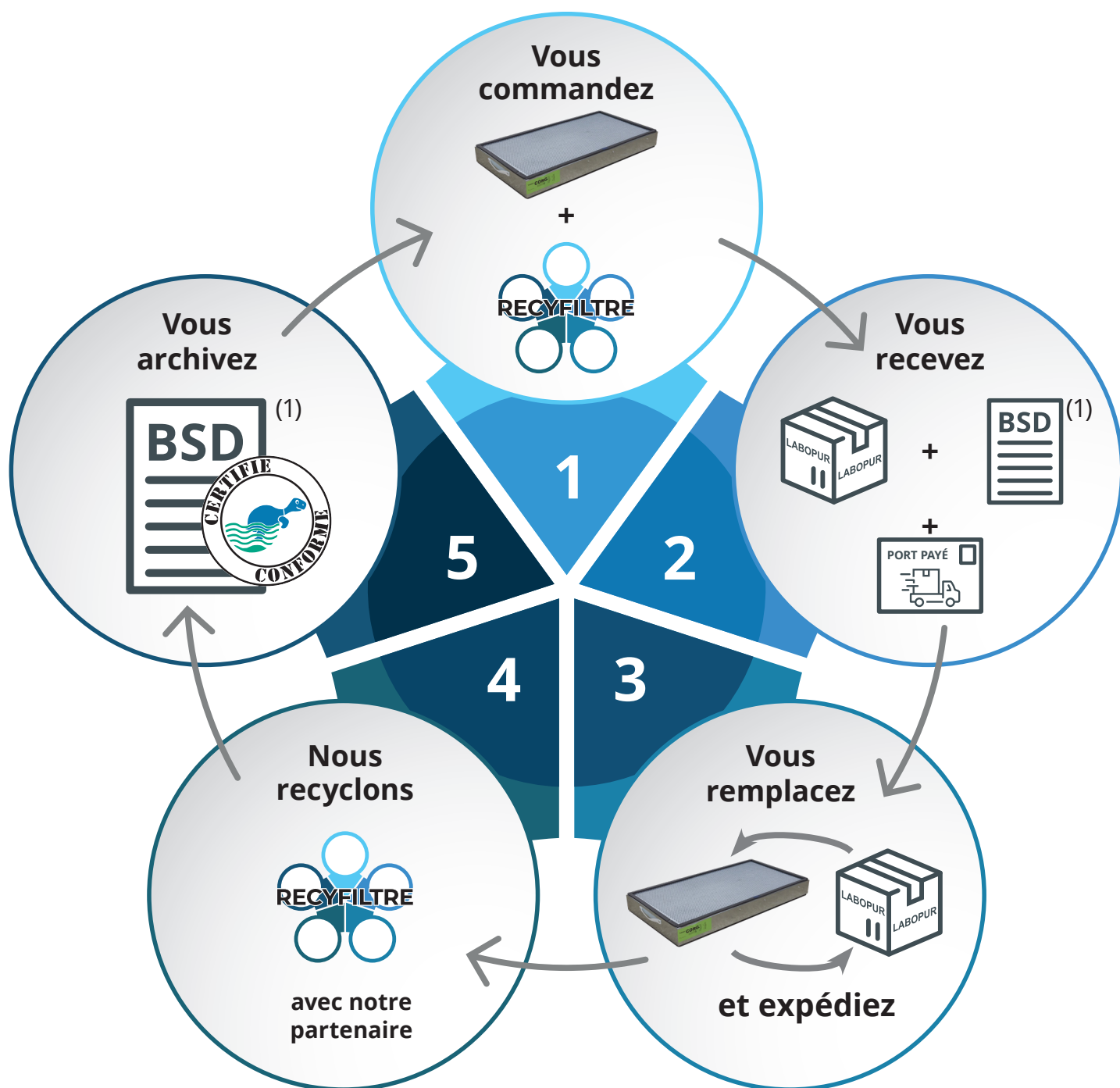

**COMMANDEZ VOTRE PASS RECYFILTRE**  
avec votre nouveau filtre

(1) B.S.D. : Bordeau de Suivi de Déchets

## 1ère ÉTAPE :

Vous commandez :

- 1 filtre de rechange,
- 1 Pass Recyfiltre,

en indiquant précisément les coordonnées de l'utilisateur du filtre de rechange.

## 2ème ÉTAPE :

Vous recevez :

- Votre filtre de rechange ❶. Veillez à conserver précieusement l'emballage carton du filtre pour réemballer le filtre usagé.
- Le « Bordereau de suivi des déchets » pré-rempli ❷. Vous devez le faire parvenir et le faire compléter par le producteur du déchet. Après vérification des informations, vous validez, datez et signez le cadre numéro 9 - **DECLARATION GÉNÉRALE DE L'ÉMETTEUR DU BORDEREAU.**
- Le « Bordereau de transport » ❸, en port payé, pour l'expédition du filtre usagé au centre de retraitement.
- Une enveloppe plastique ❹ permettant de réemballer le filtre usagé.
- Une enveloppe transparente « Documents ci-inclus » ❺.
- Le présent mode d'emploi ❻.



❶




❷



❸



❹

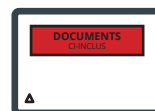


❺



❻

## 3ème ÉTAPE :

- Vous mettez en place le nouveau filtre dans votre sorbonne à recirculation d'air, votre armoire à ventilation filtrante ou votre caisson de filtration. Veillez à porter masque, lunettes et gants lors de cette opération ❷.
- Le filtre usagé doit être emballé dans l'enveloppe plastique ❹, puis doit être mis dans l'emballage du filtre neuf avant d'être mis dans le carton, afin de l'expédier au centre de retraitement ❸.
- Vous collez l'étiquette de transport sur le carton d'emballage du filtre ❸.
- Faites une copie du « Bordereau de suivi des déchets » afin de la conserver.
- Vous placez le « Bordereau de suivi des déchets » **ORIGINAL** dans l'enveloppe transparente « Documents ci-inclus » ❺. Cette dernière doit-être collée sur le carton d'emballage du filtre.
- **ATTENTION ! Si vous envoyez une copie du « Bordereau de suivi des déchets », le colis sera obligatoirement refusé.**
- Une fois le colis prêt, **appelez le numéro de téléphone suivant 08 21 23 38 77** (Numéro Indigo), afin que le transporteur passe chercher le colis.

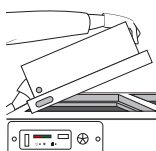

❷




❸

❸



❺

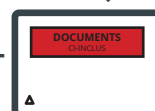

## 4ème ÉTAPE :

Notre partenaire se charge alors du retraitement de votre filtre usagé en le transformant en ressource énergétique.

## 5ème ÉTAPE :

Une fois le retraitement terminé, le « Bordereau de suivi des déchets » validé est retourné au producteur du déchet, lui assurant ainsi la valorisation de son filtre usagé. Il doit archiver ce document pour une durée de 5 ans.



**ATTENTION**  
**VOUS DEVEZ RÉ-EXPÉDIER VOTRE FILTRE USAGÉ DANS LES 15 JOURS SUIVANTS LA RÉCEPTION DE VOTRE PASS RECYFILTRE SINON CELUI-CI NE SERA PLUS VALABLE.**



**TRIONYX**  
Armoires de sécurité pour produits dangereux  
1<sup>er</sup> FABRICANT FRANÇAIS

138 avenue Henri Barbusse - 92140 CLAMART (France)

Tél. : 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98

[www.trionyx.fr](http://www.trionyx.fr) - [trionyx@trionyx.fr](mailto:trionyx@trionyx.fr)