

# NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES CENTRIFUGEUSES

Un nettoyage et un entretien réguliers garantissent une longue durée de vie de votre centrifugeuse Hettich. Réduisez les coûts de réparation inutiles en suivant ces recommandations.

Nous suggérons de le faire régulièrement (de manière quotidienne ou hebdomadaire) - seulement 15 minutes par semaine garantissent une réduction considérable de la probabilité de défaillance de votre centrifugeuse.

**Ce document ne remplace pas le manuel d'utilisation.**

## ACTIONS PREVENTIVES



### Etape 1

Mettre hors tension la centrifugeuse et la débrancher du secteur.

### Etape 2

Pour le nettoyage, utiliser des EPI appropriés (Equipements de Protection Individuelle, ex. gants).

### Etape 3

Tout ce dont vous avez besoin pour le nettoyage est un détergent doux avec un pH de 5-8 ou une solution hydro-alcoolique à 70% et des feuilles d'essuie-tout légèrement humides.

### Etape 4

Nettoyer en surface l'ensemble de l'appareil.



**Attention :** Vérifier le bon positionnement du rotor sur l'arbre moteur et la bonne position des nacelles sur le rotor (si numérotées).

### REMISE EN PLACE ET TEST

Repositionner les accessoires dans l'ordre inverse et procéder à un essai sans échantillons.



### RETIRER LES ACCESSOIRES

Retirer les accessoires de la centrifugeuse, tel que le rotor, les nacelles et les adaptateurs séparément.



### GRAISSER

Lubrifier (en utilisant la graisse Hettich Réf. 4051) l'arbre moteur, les tourillons du rotor et les anses des nacelles. Merci de noter que les excès de graisse doivent être éliminés de la cuve de la centrifugeuse.

5

6


1

**CYCLE :  
HEBDOMADAIRE**

2

### NETTOYAGE DES ACCESSOIRES

Nettoyer les accessoires et porter une attention particulière aux tourillons du rotor et aux anses des nacelles

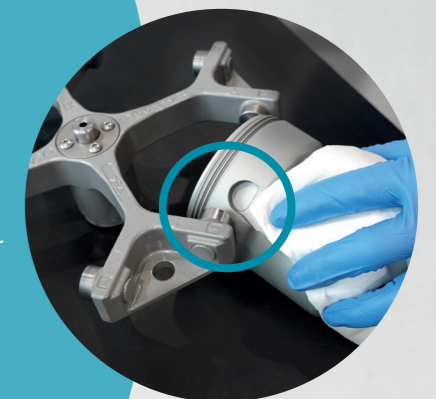

4

3

### NETTOYAGE DE LA CUVE DE LA CENTRIFUGEUSE

Nettoyer soigneusement la cuve de la centrifugeuse et l'arbre moteur.



### INSPECTION VISUELLE

Vérifier les accessoires pour toute trace de corrosion, chocs ou autre dégât.



Pour toute question technique, vous pouvez nous contacter via :

Tél. : 04 72 49 01 62 | e-mail : [sav@hettichlab.com](mailto:sav@hettichlab.com)

[www.hettichlab.fr](http://www.hettichlab.fr)