

Montage des roulettes de meuble mobile

➤ Mise en place des roulettes :

- 1> Coucher le meuble sur son arrière afin de ne pas abîmer les faces vues
- 2> Visser les goujons avec une rondelle dans les inserts prévus sur le dessous du meuble
- 3> Insérer à l'aide d'un marteau les roulettes dans les goujons : 2 roulettes à freins à l'avant du meuble et 2 roulettes sans frein à l'arrière.
- 4> Mettre le meuble debout pour le positionner à son emplacement définitif en ayant vérifié que les freins de roulette soient débloqués.



➤ Pose des équerres anti-basculement :

- 1> Positionner les équerres un peu en dessous du panneau cache fluide de fond de pailleasse pour éviter l'éventuel basculement du meuble.
- 2> Fixer une équerre à chaque extrémité de meuble
- 3> Mettre le meuble en place et bloquer les roulettes

