

# COMMENT LIRE UN iBEE ?

POUR LIRE UN iBEE, UTILISEZ LA PINCE DE LECTURE :



1. Assurez-vous de brancher l'iBee **sur la bonne face**, comme sur l'image ci-dessous :



2. **Appuyez fortement** sur la pince pour assurer un contact correct
3. Il peut être nécessaire de **tourner en même temps doucement l'iBee** pour faciliter le contact

# HOW TO READ AN iBEE ?

TO READ AN IBEE, YOU NEED TO USE THE CONNECTION CLAMP :



1. Make sure you place the iBee on the proper side as per image below :



2. Press hard on the clamp to ensure a good contact
3. You might gently simultaneity twist the iBee to facilitate contact