

Distribué par :

Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com



Miele
PROFESSIONAL

w w w . h u m e a u . c o m

Mode d'emploi

Laveur pour verrerie et ustensiles de laboratoire

PG 8504



Lisez **impérativement** ce mode d'emploi avant d'installer et de mettre en service votre appareil. Vous vous protégerez et éviterez de détériorer votre matériel.

fr - FR

M.-Nr. 10 089 640

Table des matières

Remarques	5
Utilisation conforme	6
Profils utilisateurs.....	8
Description de l'appareil	9
Vue de l'intérieur	9
Bandeau de commande	10
Diodes LED des touches sensibles	11
Consignes de sécurité et mises en garde	12
Symboles sur le laveur	18
Commande	19
Copies d'écran	19
Mise en marche	20
Arrêt	20
Arrêt automatique (fonction Auto-Off)	20
Interface utilisateur à l'écran.....	21
Menu.....	21
Symboles à l'écran	22
Menu.....	23
Options.....	23
Mise en service	24
Installation et raccordement	24
Déroulement de la mise en service	24
Ouvrir et fermer la porte	28
Ouverture de porte	28
Fermeture de porte	28
Adoucisseur	29
Dureté de l'eau	29
Régler la dureté de l'eau.....	30
Ajout de sel régénérant.....	32
Message : manque de sel	34
Technique d'utilisation	35
Chariots, paniers, compléments et modules.....	35
Réglage en hauteur du panier supérieur	37
Disposer la charge.....	39
Charge	42
à col large.....	42
à col étroit.....	42
Processus chimiques	43
Ajouter et doser les produits chimiques	47
Utilisation de produits chimiques	47
Dispositifs de dosage	47
Marquage des cannes d'aspiration.....	47
Modules DOS	48
Raccorder le module DOS	48
Dosage des produits liquides.....	48

Table des matières

Dosage de l'agent neutralisant ou du produit de rinçage	49
Agent neutralisant	49
Produit de rinçage	49
Remplir le réservoir	50
Détergent	53
Ajouter du détergent liquide	53
Quantité de produit insuffisante	54
Doser le détergent liquide	54
Dosage des détergents en poudre	55
Utilisation	57
Sélectionner un programme	57
Démarrer le programme	57
Démarrer un programme en différé	57
Afficher le déroulement du programme	59
Fin de programme	59
Annulation de programme	60
Interruption pour cause d'anomalie	60
Interruption manuelle	60
Réglages ▾	61
Départ différé	62
Amorçage DOS	63
Langue ▾	64
Date	65
Heure	67
Volume	70
Réglages supplémentaires	71
Code	73
Saisir le code PIN	73
Validation	74
Journal de bord	76
Unité de température	77
Modifier l'emplacement d'un programme dans la liste	78
Fonctions supplémentaires	79
Restaurer les réglages d'usine	80
Augmenter le volume d'eau	81
Rinçage intermédiaire	81
Dispositifs de dosage	82
Température / Durée	86
Valider un programme	88
Dureté de l'eau	89
Affichage de la température	89
Contraste et luminosité de l'écran	90
Arrêt dans (fonction Auto-Off)	91
Réglages d'usine	92
Version logiciel	92
Entretien	93
Maintenance	93
Contrôle de routine	94
Nettoyer les filtres de cuve	94

Table des matières

Contrôler et nettoyer les bras de lavage.....	96
Nettoyer le laveur.....	98
Nettoyer le bandeau de commande.....	98
Nettoyer le joint de porte et la porte	98
Nettoyer la cuve	98
Nettoyer la façade de l'appareil	98
Entretien inox.....	98
Contrôler les chariots, paniers, modules et compléments.....	99
Conseils en cas de panne	100
Anomalies et messages techniques.....	100
Dosage / Dispositifs de dosage	101
Quantité de sel insuffisante / Adoucisseur	103
Interruption avec affichage d'un code erreur	104
Anomalies et messages relatifs au process	106
Nettoyage insuffisant et corrosion.....	107
Arrivée d'eau et vidange.....	109
Bruits	110
Résoudre une panne	111
Nettoyer la pompe de vidange et le clapet anti-retour.....	111
Nettoyer les filtres d'arrivée d'eau.....	112
Service après vente	113
Contacter le service après-vente.....	113
Version logiciel.....	114
Installation	115
Installation et ajustement.....	115
Installation sous un plan de travail	116
Retirer le couvercle de l'appareil.....	116
Compatibilité électromagnétique (CEM).....	117
Branchements électriques	118
Brancher la liaison équipotentielle.....	118
Branchements électriques pour la Suisse.....	118
Raccordements à l'eau	119
Raccordement à l'arrivée d'eau.....	119
Raccordement à la vidange.....	122
Caractéristiques techniques	123
Tableau des programmes	124
Choix de programme selon le type de charge	126
Votre contribution à la protection de l'environnement	127
Nos emballages	127
Votre ancien appareil	127

Avertissements

⚠ Attention ! Les remarques accompagnées de ce symbole contiennent des informations relatives à la sécurité : elles avertissent qu'il y a risque de dommages corporels ou matériels. Lisez attentivement ces avertissements et respectez les consignes de manipulation qu'ils contiennent.

Remarques

Vous trouverez ici des informations à respecter impérativement.

Autres informations et remarques

Ces informations supplémentaires et remarques sont signalées par un simple cadre.

Étapes

Un carré noir précède chaque étape de manipulation.

Exemple

■ Choisissez une option à l'aide des flèches puis sauvegardez ce réglage en appuyant sur la touche OK.

Ecran

Les données transmises à l'écran sont affichées dans une police spéciale, semblable à celle de l'écran.

Exemple

Menu Réglages .

Utilisation conforme

Ce laveur Miele permet de traiter la verrerie et les ustensiles de laboratoire. On entend par traitement le nettoyage et le rinçage. Il convient de définir au cas par cas si le traitement en laveur est adapté, en tenant compte du type de verrerie et d'ustensiles de laboratoire concernés, de l'utilisation qui en est faite et des salissures constatées. Respectez également les instructions des fabricants de la verrerie et des ustensiles de laboratoire.

On entend par verrerie et ustensiles de laboratoire réutilisables des ustensiles allant des capsules d'évaporation aux tubes de centrifugeuse :

- récipients comme des éprouvettes, bechers, bouteilles, pistons, etc.
- récipients de mesure, tels que des éprouvettes graduées, cylindres gradués, pipettes, etc.
- boîtes de Petri, verres de montres, etc.
- supports d'analyse tels que les plaques de séquençage, etc.
- éléments de petite taille, tels que les bouchons, les couvercles, les spatules ou les barreaux d'agitation magnétique, etc.
- ustensiles divers tels que les entonnoirs ou les parties de tubes ou de tuyaux démontés, etc.

sauf pipettes.

Le laveur n'est pas équipé pour le traitement des pipettes.

Parmi les domaines d'application concernés, on trouve la verrerie de laboratoire et les ustensiles de laboratoire pour :

- Formation expérimentale en cycle secondaire ou supérieur,
- Divers domaines de la chimie anorganique, organique, analytique et physique,
- Biologie (sauf déchets agricoles).

Dans ce mode d'emploi, le terme général de "pièces à laver" servira à désigner les pièces réutilisables dont la nature précise n'est pas mentionnée.

On adaptera les conditions de traitement au type de charge et au type de salissure. Pour choisir les produits chimiques adaptés, on devra au préalable analyser la problématique de nettoyage, la fragilité de la charge et la présence de substances interférentes.

Pour un traitement adéquat de la charge, il est important d'utiliser du matériel adapté (chariots, modules, paniers, compléments etc.). Vous trouverez des exemples au chapitre "Technique d'utilisation".

Le laveur est équipé pour un rinçage final avec de l'eau courante ou traitée (eau distillée, eau déminéralisée, eau pure etc.). La qualité de l'eau utilisée pendant le lavage et au cours du dernier rinçage est essentielle à la qualité de traitement du matériel d'analyse.

Le laveur peut être qualifié pour la validation des process.


Le laveur satisfait aux exigences de la directive 2006/42/CE sur les machines.

Utilisation conforme

Profils utilisateurs

Utilisateurs quotidiens

Les personnes qui manipulent le laveur au quotidien doivent connaître les principales fonctions de l'appareil, savoir charger et décharger et suivre des formations régulières. Ces utilisateurs doivent maîtriser les bases pour pouvoir traiter de la verrerie et des ustensiles de laboratoire.

Les tâches quotidiennes sur l'appareil se gèrent à partir du niveau utilisateurs ou du menu Réglages . Chaque utilisateur doit pouvoir accéder au menu.

Administration


Pour les tâches plus complexes, telles que les interruptions ou arrêts de programmes par exemple, des connaissances spécifiques au traitement de la verrerie et des ustensiles de laboratoire sont requises.

Des connaissances plus avancées de l'appareil sont requises pour modifier le processus de traitement, adapter le laveur, notamment au chargement d'accessoires spécifiques ou modifier d'autres réglages liés au lieu d'installation.

Pour le contrôle d'efficacité, des connaissances spécifiques préalables sur le traitement en machine de la verrerie et des ustensiles de laboratoire, sur la technique des procédés et sur les normes et lois en vigueur.

Les procédures et réglages administratifs sont répertoriés au menu Réglages suppl.. Un code PIN protège ce dernier contre tout accès non autorisé.


Vue de l'intérieur

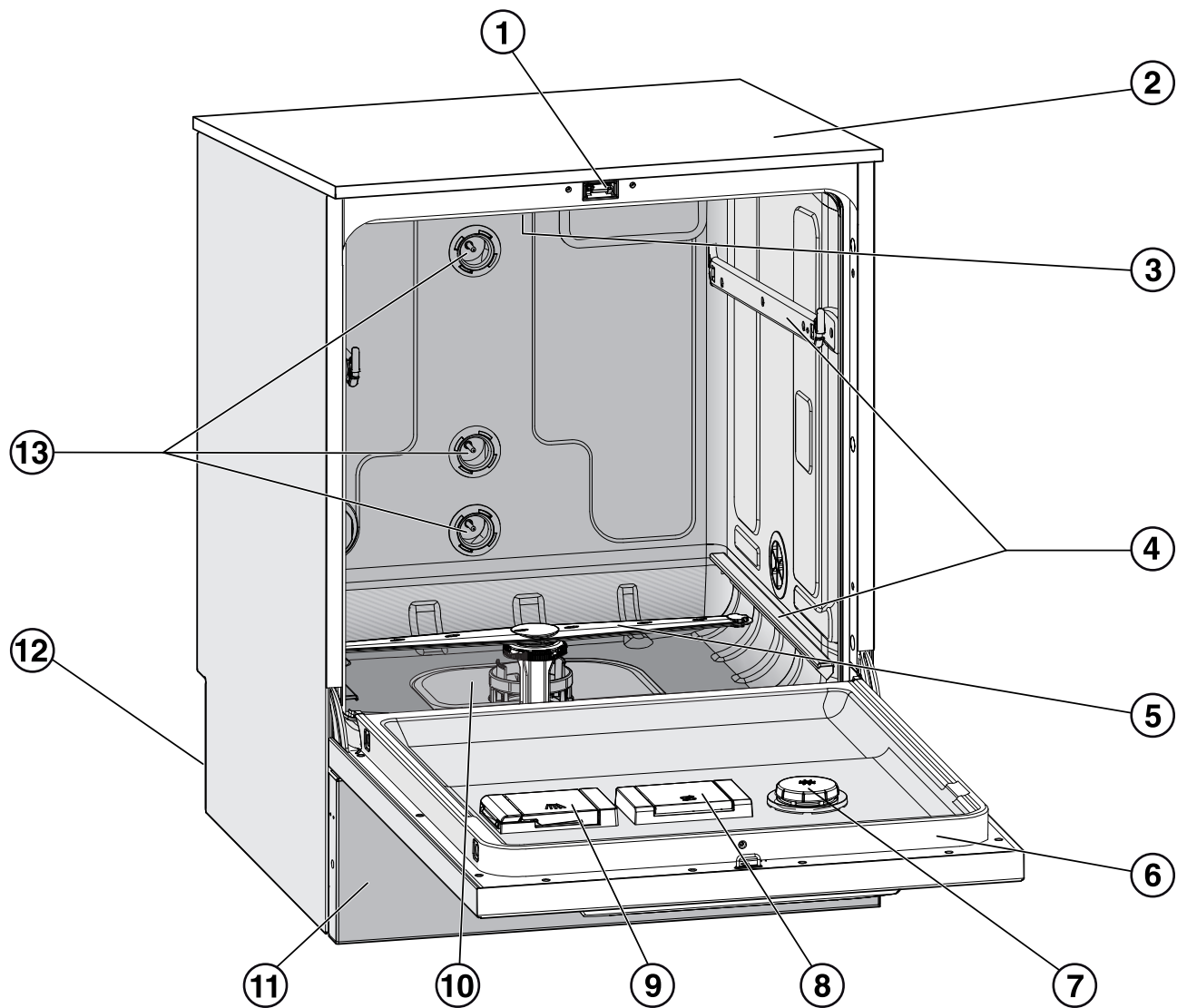
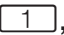
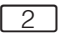






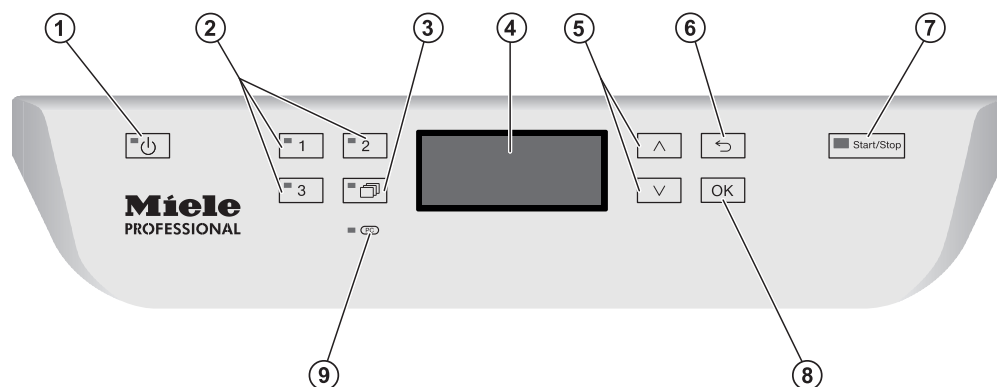

- ① Verrouillage de porte
- ② Accès sonde pour contrôle de fonctionnement
(partie supérieure, avant droite ; visible une fois le couvercle démonté)
- ③ Bras de lavage supérieur
- ④ Rails de guidage pour paniers et chariots
- ⑤ Bras de lavage inférieur
- ⑥ Plaque signalétique
- ⑦ Réservoir pour agent neutralisant et produit de rinçage
- ⑧ Réservoir à sel régénérant
- ⑨ Réservoir pour détergents en poudre
- ⑩ Combinaison de filtres
- ⑪ Panneau de socle
- ⑫ Au dos :
 - Seconde plaque signalétique
 - Raccordements à l'électricité et à l'eau
 - Canne(s) d'aspiration pour bidons
 - Raccords pour modules de dosage externes (modules DOS)
- ⑬ Raccordements à l'eau pour chariots et paniers

Description de l'appareil


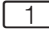
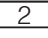
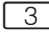

Bandeau de commande



- ① **Touche  (Marche/Arrêt)**
Allumer et éteindre le laveur
- ② **Touches ,  et **
Touches de sélection de programmes
Affectation des touches possible
- ③ **Touche  (liste de programmes)**
Ouvrir la liste complète des programmes pour choisir un programme
- ④ **Ecran**
Accès à l'interface utilisateur et affichage du déroulement de programme
- ⑤ **Flèches de navigation  et **
Navigation dans l'interface utilisateur
- ⑥ **Touche  (Annuler)**
Annuler l'opération dans l'interface utilisateur
(sans interruption de programme !)
- ⑦ **Touche *Start/Stop***
Démarrer ou arrêter le programme
- ⑧ **Touche *OK***
Confirmer la sélection ou la saisie dans l'interface utilisateur
(acquitter ou enregistrer)
- ⑨ ** **Interface du service après-vente****
Point de contrôle et de transfert pour le service après-vente Miele

Diodes LED des touches sensibles

Les touches sensibles du bandeau de commande contiennent des diodes LED (Light Emitting Diode) qui indiquent l'avancée du traitement de la charge.

Touche sensitive	Diode LED	Statut
Touche 	ALLUMÉE	Le laveur est allumé.
	ÉTEINTE	Le laveur est éteint.
Touches de sélection de programme  ,  et 	ALLUMÉE	Le programme concerné a été sélectionné. La diode reste allumée en fin de programme jusqu'à ce que vous sélectionniez un autre programme.
	ÉTEINTE	Le programme n'est pas sélectionné ou des réglages sont en cours.
Touche 	ALLUMÉE	En actionnant cette touche, vous avez sélectionné un programme de la liste. La diode reste allumée en fin de programme jusqu'à ce que vous sélectionniez un autre programme.
	ÉTEINTE	Aucun programme de la liste n'a été sélectionné à l'aide de cette touche ou des réglages sont en cours.
Touche <i>Start/Stop</i>	ALLUMÉE	Un programme est en cours.
	CLIGNOTE EN VERT	Un programme a été choisi mais il n'a pas encore démarré.
	CLIGNOTE EN ROUGE	Une erreur est survenue (cf. chapitre "Éliminer les anomalies").
	ÉTEINTE	Le programme est terminé.

Consignes de sécurité et mises en garde

Ce laveur répond aux consignes de sécurité en vigueur. Tout usage non conforme risque de provoquer des dommages corporels et matériels.

Lisez attentivement le mode d'emploi avant de mettre cette machine en service. Vous éviterez de vous blesser ou de blesser d'autres personnes et d'endommager le laveur.

Conservez soigneusement ce mode d'emploi.

Utilisation conforme

► Ce laveur est exclusivement réservé aux domaines d'application indiqués dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation, ainsi que toute transformation ou modification est interdite et peut s'avérer dangereuse.

Les procédés de lavage et de désinfection sont réservés à la verrerie et aux ustensiles de laboratoire pouvant être traités en machine selon leur fabricant. Suivez les indications des fabricants de la verrerie et ustensiles de laboratoire.

Miele n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée ou non conforme aux consignes de sécurité.

► Le laveur doit être utilisé exclusivement à l'intérieur.

Risques de blessures

Respectez les conseils suivants pour prévenir tout risque de blessure !

► Seul le service technique Miele et les personnes agréées par Miele sont habilités à mettre le laveur en service, à l'entretenir ou à le réparer. Nous recommandons de souscrire un contrat de mise en service et d'entretien Miele afin de répondre aux exigences du guide des bonnes pratiques de laboratoire. Toute intervention non conforme risque de faire courir un risque important à l'utilisateur.

► N'installez pas ce laveur dans des locaux exposés aux risques d'explosion ou de gel.

► Il est conseillé de n'installer que des meubles pour applications professionnelles à proximité du laveur afin de prévenir tout dommage causé par la condensation.

► Afin d'améliorer la stabilité du laveur dans une situation d'encastrement, installez-le sous un plan de travail d'un seul tenant, vissé aux meubles voisins.

► Seul un raccordement à une prise de terre conforme garantit un fonctionnement du laveur en toute sécurité. Respectez cette consigne de sécurité élémentaire afin de prévenir tout dommage matériel ou corporel (ex. : décharge électrique). En cas de doute, faites contrôler vos installations par un électricien. Miele ne saurait être tenu pour responsable de dommages causés par une mise à la terre manquante ou défectueuse.

Consignes de sécurité et mises en garde

- ▶ Un laveur endommagé ou non étanche peut mettre votre sécurité en péril. Débranchez immédiatement la machine et avertissez un technicien agréé et formé par Miele.
- ▶ Les utilisateurs de la machine doivent être habilités et être formés régulièrement. L'utilisation du laveur est interdite aux personnes non formées et non habilitées.
- ▶ N'utilisez que des produits qui ont été validés par leur fabricant pour le domaine d'application en question. Le fabricant est responsable des éventuelles altérations du matériau des pièces à traiter et du laveur.
- ▶ Attention lorsque vous manipulez des produits chimiques ! Ce sont des produits irritants et corrosifs !
Respectez les consignes de sécurité en vigueur et les fiches de données de sécurité des fabricants des produits chimiques !
Portez toujours des gants et des lunettes de protection !
- ▶ Le laveur a été conçu pour être utilisé avec de l'eau et des produits chimiques prévus à cet effet. Il ne doit pas être utilisé avec des solvants organiques ou des liquides inflammables. Risques d'explosion notamment et de dommages sur l'appareil dus à la destruction des pièces en caoutchouc et en plastique suite à l'écoulement de liquides.
- ▶ L'eau qui se trouve dans la cuve n'est pas potable !
- ▶ Evitez d'inhaler les émanations des détergents en poudre ! L'ingestion de produits chimiques peut provoquer des brûlures de la bouche et de la gorge et déclencher des asphyxies !
- ▶ Ne tirez pas sur les éléments de façade, tels que le bandeau de commande ou la trappe de service. Vous risqueriez de les arracher ou de les endommager.
- ▶ Ne vous asseyez pas et ne posez rien sur la porte ouverte, le laveur pourrait basculer et être endommagé.
- ▶ Faites attention aux objets pointus et coupants. Disposez-les de façon à ne pas vous blesser et à ne pas mettre d'autres personnes en danger.
- ▶ Des éclats de verre peuvent occasionner des blessures graves lorsque vous chargez ou déchargez le laveur. Une charge qui contient des bris de verre ne doit pas être traitée au laveur.
- ▶ Attention quand vous ouvrez la porte du laveur ! Vous risquez de vous ébouillanter du fait des températures élevées qui règnent à l'intérieur de la machine !
- ▶ En cas de contact avec les vapeurs toxiques ou les produits chimiques, conformez-vous aux fiches de données de sécurité des fabricants des produits chimiques !

Consignes de sécurité et mises en garde

- ▶ Laissez refroidir les chariots, les paniers, les modules, les compléments et la charge avant de sortir ces derniers. Videz les éventuels restes d'eau chaude des cavités dans la cuve.
- ▶ Ne lavez pas la machine et son environnement immédiat au jet d'eau ou au nettoyeur haute pression.
- ▶ Eteignez l'appareil avant d'effectuer des travaux de maintenance.

Contrôles qualité

Respectez les conseils suivants pour éviter les dommages matériels et être en conformité avec le contrôle qualité lors du traitement de la verrerie et des ustensiles de laboratoire !

- ▶ L'interruption de programme doit rester exceptionnelle et ne doit être effectuée que par des personnes accréditées.
- ▶ La qualité de traitement doit faire l'objet d'un contrôle de routine de l'utilisateur de la machine. La procédure doit prévoir une traçabilité régulière des résultats de contrôle.
- ▶ Utilisez uniquement des pièces adaptées au traitement en machine. Respectez la thermostabilité des pièces en plastique. Les pièces contenant du nickel et de l'aluminium anodisé sont conçues pour être traitées en machine mais nécessitent des procédures spécifiques. Ni la charge ni les salissures placées dans la cuve ne doivent contenir des produits ferreux corrosifs.
- ▶ Dans certaines circonstances, les produits chimiques peuvent endommager le laveur. Il est conseillé de suivre les indications des fabricants des produits chimiques.
En cas de dommages ou de doutes concernant le matériel, veuillez vous adresser au service après-vente Miele.
- ▶ Les substances présentant des propriétés abrasives ne doivent pas être placées dans le laveur car les composants mécaniques du circuit hydraulique s'en verraient endommagés. Les éventuels résidus de substances abrasives présents sur la charge doivent être éliminés avant traitement.
- ▶ Les pré-traitements, notamment avec des détergents ou des désinfectants, mais aussi certaines salissures ou certains produits chimiques peuvent entraîner la formation de mousse. La présence de mousse est susceptible d'altérer l'efficacité du lavage et de la désinfection.
- ▶ Le réglage de la procédure de traitement doit permettre d'empêcher un débordement de mousse hors de la cuve, lequel affecterait la sécurité de fonctionnement du laveur.
- ▶ L'utilisateur doit contrôler régulièrement le déroulement de la procédure de traitement afin d'éviter la présence de mousse.

Consignes de sécurité et mises en garde

- ▶ Afin de prévenir tout dommage matériel sur le laveur et les accessoires suite à l'utilisation de détergents non adaptés, à la présence de certaines salissures sur la charge et à leur interaction, respectez les consignes du chapitre "Processus chimiques".
- ▶ Le fait de recommander des produits chimiques (tels que les détergents) ne signifie pas que Miele assume la responsabilité de l'action des produits chimiques sur le matériau des pièces à traiter. Veuillez noter que les modifications de formules chimiques, conditions de stockage etc. qui n'ont pas été indiquées par le fabricant de produits chimiques, peuvent altérer la qualité des résultats de nettoyage.
- ▶ Respectez impérativement les consignes des fabricants des produits utilisés. Utilisez ces produits chimiques dans le cadre prévu par le fabricant exclusivement afin de prévenir l'endommagement des matériaux ou le déclenchement de réactions chimiques violentes (gaz explosifs).
- ▶ Les consignes pour l'entreposage et l'élimination de produits chimiques doivent être mises à disposition par les fabricants concernés et doivent être respectées.
- ▶ Consultez au préalable les experts Miele en ce qui concerne les conditions liées aux procédés (produits chimiques utilisés, qualité de l'eau etc.) en cas d'applications complexes, qui requièrent une préparation spécifique.
- ▶ Si les exigences en terme de résultats de lavage et de rinçage sont particulièrement élevées, effectuez un contrôle qualité régulier pour garantir le niveau de traitement requis.
- ▶ N'employez les chariots, paniers, modules et compléments spécifiques que pour l'utilisation prévue à cet effet. Les pièces creuses doivent être entièrement lavées intérieurement et extérieurement.
- ▶ Maintenez les pièces légères et de petite taille par des filets de protection ou placez-les dans un complément spécial adapté afin de ne pas bloquer les bras de lavage.
- ▶ Videz tous les récipients avant de les charger dans l'appareil.
- ▶ Une fois dans la cuve, la charge doit tout au plus entrer en contact avec des résidus de produits solvants et d'acides. Les acides, notamment l'acide chlorhydrique, les solutions contenant du chlore et les matériaux en fer susceptibles de subir une corrosion ne doivent pas être placés au laveur ! Seules des traces de solvants mélangées aux salissures (en particulier en classe de risque A1) sont autorisées.
- ▶ Pour prévenir tout risque de corrosion, évitez tout contact entre la carrosserie inox du laveur et les solvants ou vapeurs qui contiennent de l'acide chlorhydrique.

Consignes de sécurité et mises en garde

- ▶ Après des travaux sur les conduits d'alimentation en eau potable, purgez le conduit d'alimentation en eau du laveur, faute de quoi certains éléments de ce dernier risqueraient d'être endommagés.
- ▶ Afin d'assurer la mise à l'air de la pompe de circulation, vérifiez que les fentes entre le laveur et les meubles ou appareils contigus ne sont pas recouverts d'un joint en silicone.
- ▶ Respectez les indications fournies dans le mode d'emploi et la notice d'installation jointe.

Présence d'enfants


- ▶ Surveillez les enfants qui se trouveraient près du laveur. Ne les laissez jamais jouer avec le laveur. Ils seraient capables de se mettre en danger en s'y enfermant.
- ▶ L'utilisation du laveur par des enfants est strictement interdite !
- ▶ Empêchez les enfants de toucher aux produits chimiques ! Ces produits peuvent provoquer des brûlures des yeux, de la bouche, de la gorge ou entraîner une asphyxie. Tenez également les enfants éloignés du laveur ouvert ! Le risque qu'il reste des résidus de produits chimiques dans l'appareil ne peut être exclu. En cas d'ingestion de produit chimique, munissez-vous des fiches signalétiques de ces produits et faites aussitôt examiner l'enfant par un médecin !

Accessoires

- ▶ Ne raccordez que des accessoires Miele adaptés au domaine d'utilisation concerné. Miele vous renseigne sur les références des accessoires.
- ▶ Seuls les paniers et compléments Miele peuvent être utilisés. Miele ne peut garantir une efficacité de nettoyage satisfaisante si vous modifiez les accessoires Miele ou que vous utilisez des paniers ou des compléments d'autres marques. Tout dommage survenu dans ce genre de circonstances exclut tout bénéfice de la garantie.

Consignes de sécurité et mises en garde

Symboles sur le laveur

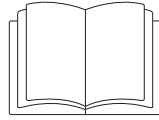

Attention !
Respectez les instructions du mode d'emploi !



Attention !
Risque d'électrocution !

Votre ancien appareil

► N'oubliez pas que l'appareil peut être contaminé par des traces de sang ou d'autres fluides corporels. Il devra donc être décontaminé avant d'être éliminé.


Pour votre sécurité et la protection de l'environnement, évacuez les restes de détergent en suivant les consignes de sécurité, notamment en portant des lunettes et des gants de protection.

Démontez ou détruisez les systèmes de verrouillage de la fermeture de porte afin que les enfants ne puissent pas s'enfermer dans l'appareil. Pour éliminer votre appareil, suivez les prescriptions du lieu d'installation.

Miele ne saurait être tenu pour responsable des dommages qui résulteraient du non-respect des consignes de sécurité et mises en garde.

Bandeau de commande


Le laveur s'utilise exclusivement via les touches du bandeau de commande. Les touches sont imprimées des deux côtés de l'écran sur la surface inox du bandeau de commande. L'écran lui-même n'est pas un écran tactile.

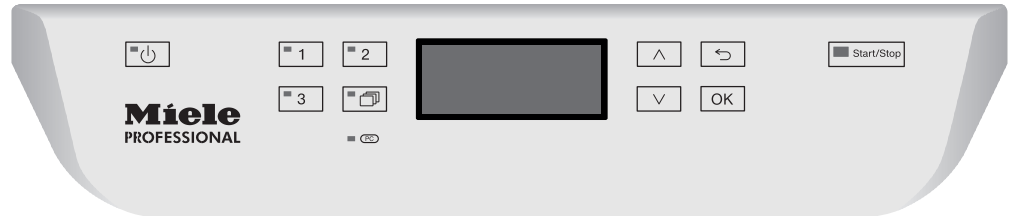


Pour utiliser les touches, appuyez simplement sur la zone correspondant à la commande qui vous intéresse. Une légère pression suffit à activer la fonction correspondante. Une pression en continu est possible pendant une vingtaine de secondes.

Copies d'écran


Les copies d'écran de ce mode d'emploi sont données à titre indicatif uniquement et peuvent différer des écrans de votre machine.

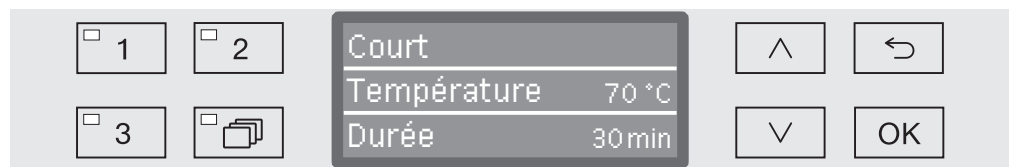

Les touches de commande sont représentées de part et d'autre de l'écran, à l'exception de  et de la touche *Start/Stop*.

Mise en marche

Le laveur doit être raccordé au réseau électrique.

- Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que la diode de la touche sensitive s'allume.

L'écran affiche ensuite le message suivant :




Dès que le laveur est prêt, l'écran indique quel est le dernier programme à avoir été utilisé. Exemple :



Si le laveur est mis en service pour la première fois ou si les réglages d'usine ont été restaurés, commencez par régler quelques paramètres de base, à savoir la langue, la date, l'heure, etc. L'affichage bascule automatiquement sur l'écran concerné.

Arrêt

- Appuyez sur la touche .

Vous pouvez choisir si vous souhaitez ou non laisser l'heure affichée une fois que l'appareil est arrêté (cf. chapitre "Réglages  / Heure").

Arrêt automatique (fonction Auto-Off)

Pour économiser de l'énergie, le laveur dispose d'une fonction d'arrêt automatique (Auto-Off). Si le laveur n'est pas utilisé pendant un temps prédéfini, il se coupe automatiquement. Vous pouvez choisir si vous souhaitez activer l'arrêt automatique ou le désactiver (cf. chapitre "Réglages supplémentaires / Arrêt dans").

- Pour arrêter le laveur, effleurez la touche .


Interface utilisateur à l'écran



L'interface utilisateur du laveur est divisée en menus. Le menu sélectionné s'affiche sur 3 lignes dans le bandeau de commande.

Sont affichés le nom du menu (ligne du haut) et deux options au maximum. L'option sélectionnée apparaît en surbrillance.



Menu

Pour accéder aux réglages système du menu, vous devez commencer par éteindre le laveur en appuyant sur la touche .

Appuyez ensuite sur  puis maintenez cette touche enfoncée tout en rallumant la machine en appuyant sur .

Enfin, relâchez les deux touches.

 et 

Flèches de navigation

Les flèches de navigation permettent de naviguer ligne par ligne dans un menu, de haut en bas ou de bas en haut. Lorsqu'on maintient cette touche enfoncée, la liste défile automatiquement jusqu'à ce que la liste des menus disponibles soit terminée. Pour continuer à naviguer, appuyez de nouveau sur la même touche.

Les flèches de navigation permettent aussi de modifier les valeurs des paramètres par paliers. Veuillez suivre les consignes affichées à l'écran.


OK

Touche OK

La touche *OK* permet de confirmer une sélection ou d'enregistrer une saisie. L'écran affiche le niveau supérieur du menu ou, en cas de saisie de paramètres, le prochain champ de saisie. Veuillez suivre les consignes affichées à l'écran.



Touche Annuler

Avant de confirmer une sélection en appuyant sur la touche *OK*, vous pouvez à tout moment revenir sur une procédure à l'aide de la touche . Le cas échéant, le menu s'interrompt et l'affichage revient au niveau précédent. Les réglages éventuellement effectués ne seront pas enregistrés.

Symboles à l'écran



Flèches de navigation

Lorsqu'un menu offre plus de 2 choix, deux flèches de navigation s'affichent à la droite du paramètre à sélectionner.



Les flèches de navigation \wedge et \vee du bandeau de commande permettent de naviguer dans le menu.


Pointillés

Lorsqu'un menu offre plus de 2 choix, les pointillés marquent la fin de la liste : la première entrée se trouve juste au-dessous des pointillés et la dernière, juste au-dessus.



Encoche

En cas de choix multiple, une encoche \checkmark indique quel réglage a été sélectionné.

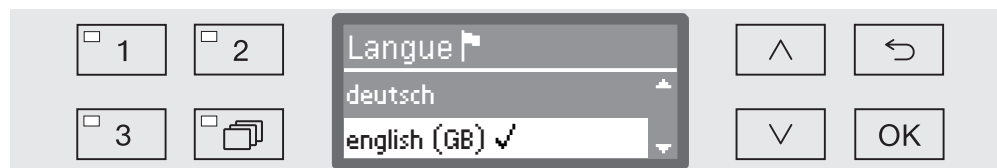

Messages système

Les symboles **i** signalent que des messages sont envoyés par le système, concernant par exemple un niveau de remplissage insuffisant des réservoirs ou la date de la prochaine maintenance.



Les messages système sont édités avant le démarrage et à la fin d'un programme et doivent être validés (acquittés) soit un par un, à l'aide de la touche OK, soit tous ensemble en fin de programme lorsqu'on ouvre la porte. Si en cours de programme, le symbole **i** s'affiche à l'écran, on peut consulter les messages système en laissant le doigt appuyé sur la touche sensitive OK.



Messages d'erreur




Lorsqu'une erreur survient, un symbole d'avertissement remplace le symbole **i**. Pour plus d'informations sur la procédure à suivre, consultez les chapitres "En cas de panne" et "Service après-vente".

Menu



Dans ce mode d'emploi, les explications qui permettent d'utiliser le menu suivent un schéma simple.

Chemin d'accès Le chemin d'accès décrit les étapes à valider absolument avant d'arriver au niveau de menu souhaité. Vous devez sélectionner chaque élément du menu à l'aide des flèches de navigation puis le confirmer en appuyant sur la touche *OK*.

Exemple :


- Pour accéder au menu principal, commencez par éteindre le laveur en appuyant sur  puis, tout en maintenant la touche  enfoncée, rallumez-le en appuyant sur .

- ▶ Réglages 
- ▶ Heure
- ▶ Format heure

Si un élément du menu s'affiche déjà à l'écran, vous n'avez pas à revenir au point de départ. Si par exemple le menu Réglages  est déjà ouvert, nul besoin d'éteindre puis de rallumer le laveur. Le cas échéant, suivez simplement le chemin indiqué dans le menu Réglages .

Affichage Lorsque vous ouvrez le menu, c'est en principe le dernier réglage effectué qui s'affiche à l'écran.

Exemple :

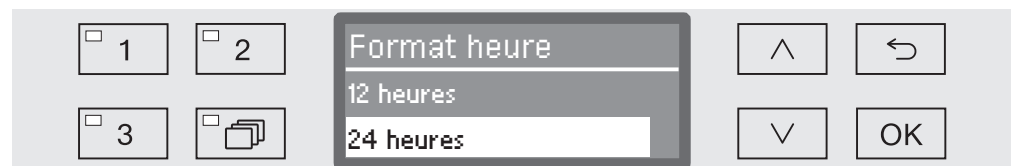



Options Toutes les possibilités de paramétrage (options) des menus sont répertoriées dans une liste et accompagnées de brèves explications.

Exemple

- 12 heures
Affichage de l'heure au format 12 heures (am/pm).
- 24 heures
Affichage de l'heure au format 24 heures.

Procédure Enfin, la procédure à suivre est expliquée.

Exemple :

- Choisissez une option à l'aide des flèches  et .
- Sauvegardez ce réglage en appuyant sur la touche *OK*.

Mise en service

Installation et raccordement

Avant la première mise en service, contrôlez la stabilité du laveur sur son lieu d'installation. Vérifiez aussi que les branchements à l'arrivée d'eau, à l'évacuation et à l'électricité sont bien corrects. Conformez-vous aux instructions du chapitre "Installation", "Raccordements à l'eau et à l'électricité" et au plan d'installation joint à l'appareil.

Déroulement de la mise en service


La mise en service suit un déroulement précis ininterrompu. Les instructions qui s'affichent automatiquement à l'écran vous guident au fur et à mesure des étapes.

Vous pouvez modifier ultérieurement les réglages configurés en passant par les menus Réglages et Réglages suppl.. Seule exception : les raccordements à l'eau.

Pour que les réglages configurés lors de la mise en service soient enregistrés, il faut qu'un programme complet de traitement ait été effectué.


En cas d'interruption de programme, d'absence de démarrage ou d'arrêt du laveur, une nouvelle mise en service doit avoir lieu.

Mise en marche

- Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que la diode de la touche sensitive s'allume.

Sélectionner une langue


La mise en service démarre par le choix d'une langue.

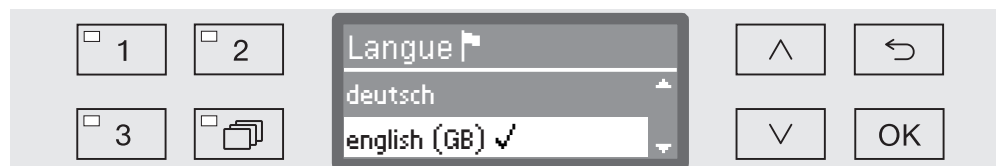

- Choisissez la langue souhaitée à l'aide des flèches \wedge et \vee puis confirmez votre choix en appuyant sur la touche *OK*.

Sélectionner l'unité de température


L'affichage passe ensuite au choix de l'unité de température.

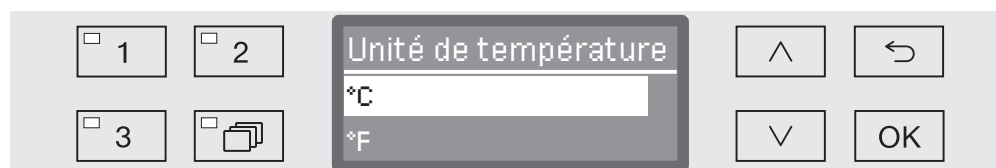

- Choisissez l'unité de température souhaitée à l'aide des flèches \wedge et \vee puis confirmez votre choix en appuyant sur la touche *OK*.

Choisir le format date


L'affichage continue avec le choix du format d'affichage de la date.

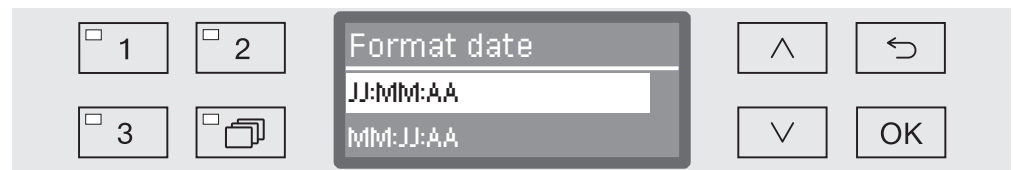

- JJ correspond au jour,
- MM correspond au mois,
- AA correspond à l'année en cours.
- Choisissez le format d'affichage de la date souhaité à l'aide des flèches \wedge et \vee puis confirmez votre choix en appuyant sur la touche *OK*.

Régler la date

L'affichage bascule automatiquement sur le réglage de la date.

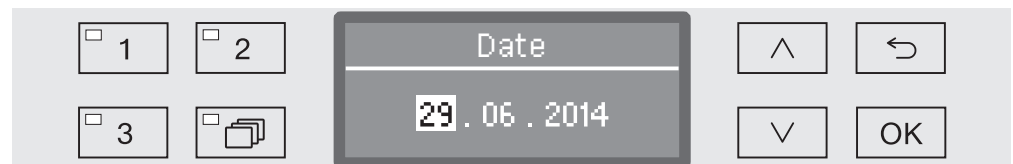

- Sélectionnez successivement le jour, le mois et l'année à l'aide des flèches \wedge et \vee puis confirmez votre choix en appuyant sur la touche *OK*.

Choisir le format de l'heure


L'écran passe maintenant au choix du format de l'heure.



- Choisissez le format d'affichage de l'heure souhaité à l'aide des flèches \wedge et \vee puis confirmez votre choix en appuyant sur la touche *OK*.

Régler l'heure

L'écran bascule automatiquement sur le réglage de l'heure.

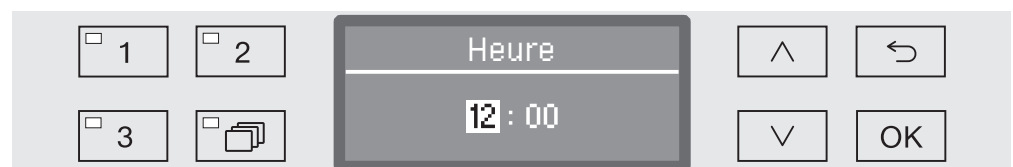


- Sélectionnez successivement les heures et les minutes à l'aide des flèches \wedge et \vee puis confirmez votre choix en appuyant sur la touche *OK*.

Mise en service

Régler la dureté de l'eau

L'écran passe au réglage de la dureté de l'eau.

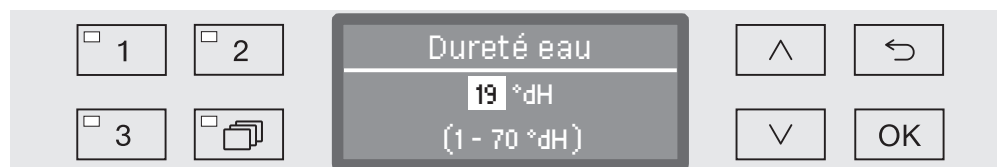

La plage de réglage possible s'affiche sur la dernière ligne. Vous trouverez les valeurs de réglage de la dureté de l'eau au tableau du chapitre "Adoucisseur / Tableau des réglages".

La compagnie des eaux vous indique la dureté d'eau exacte de votre commune.

En cas de variations de la dureté de l'eau, choisissez toujours la valeur la plus élevée. Exemple : pour une dureté d'eau située entre 1,4 mmol/l et 3,1 mmol/l (8 et 17 °dH), réglez la dureté de l'eau sur 3,1 mmol/l (17 °dH).

- Configurez la dureté de l'eau à l'aide des flèches \wedge (plus) et \vee (moins) puis confirmez votre saisie en appuyant sur la touche OK.
- Pour plus d'informations, veuillez consulter le chapitre "Adoucisseur / Dureté de l'eau".

Choisir les raccords à l'eau

A l'écran, il vous est à présent demandé de choisir les raccords à l'eau.

Vous pouvez désactiver les raccords à l'eau non utilisés, notamment si aucune possibilité de raccordement n'est disponible.

Une fois la mise en service terminée, le service après-vente Miele peut de nouveau installer les raccords à l'eau.




Le réglage des raccords à l'eau doit faire l'objet d'une sélection multiple. A l'écran, chaque raccordement à l'eau est suivi d'un petit carré qui apparaît coché en cas d'activation du raccordement correspondant. Il est possible d'activer ou de désactiver tous les raccords à l'eau.

- Sélectionnez les raccords à l'eau à l'aide des flèches \wedge (plus) et \vee (moins) puis confirmez leur activation ou désactivation en appuyant sur la touche OK.
- Pour enregistrer votre choix, sélectionnez l'option Reprendre qui se trouve à la fin de la liste puis validez votre choix en appuyant sur la touche OK.


Mise en service terminée

La mise en service se termine par le message suivant.

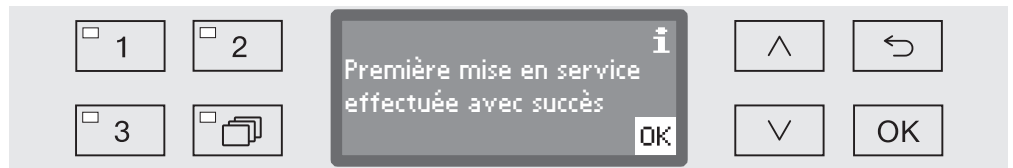

- Confirmez le message en appuyant sur la touche *OK*.

Le laveur est prêt à fonctionner.

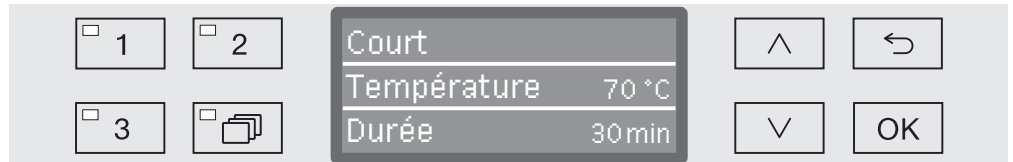

Une fois la mise en service effectuée, chaque programme démarre par la régénération de l'adoucisseur.

Ouvrir et fermer la porte


Ouverture de porte

⚠ En cas d'ouverture de porte en cours de programme, de l'eau chaude et des produits chimiques risquent de s'écouler de l'appareil.

Risque de brûlures graves !

Ouvrez la porte uniquement si le programme est terminé.

Le bandeau de commande du laveur sert aussi de poignée.

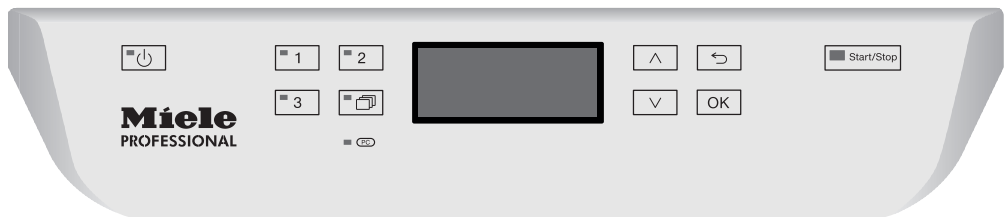

- Glissez vos doigts sous le bandeau de commande puis rabattez la porte vers le bas.

Fermeture de porte

⚠ N'approchez pas votre main de la zone de fermeture de la porte.

Risque d'écrasement !

- Rabattez la porte vers le haut jusqu'à ce que le dispositif de fermeture de porte s'enclenche.

Dureté de l'eau

Pour obtenir de bons résultats de lavage, l'eau utilisée dans le laveur doit être douce (peu calcaire). Lorsque l'eau est trop dure, des traces blanches risquent d'apparaître sur la charge et dans la cuve.

Une eau dont le degré de dureté dépasse 0,7 mmol/l, soit 4 °dH doit être adoucie (dH est la abréviation allemande utilisée par la machine pour exprimer le degré de dureté de l'eau). Cette opération s'effectue automatiquement en cours de programme grâce à l'adoucisseur intégré.

Il est donc important de régler l'adoucisseur en indiquant le degré de dureté de l'eau exact du lieu d'installation (cf. chapitre "Adoucisseur / Régler la dureté de l'eau").

La compagnie des eaux vous indiquera sur demande la dureté de l'eau de votre commune.

Préparez une éventuelle intervention du service après-vente : en lui indiquant la dureté de l'eau de votre commune, vous facilitez le travail du technicien. Veuillez reporter ici la dureté de l'eau de votre commune :




_____ mmol/l ou °dH


Vous devez par ailleurs régénérer l'adoucisseur à intervalles réguliers. Utilisez un sel régénérant spécial (cf. chapitre "Adoucisseur / Remplir de sel régénérant"). La régénération s'effectue automatiquement pendant le programme.

Si la dureté d'eau reste inférieure à 4 °dH (= 0,7 mmol/l), vous n'avez pas besoin d'ajouter du sel régénérant. Toutefois, vous devez régler la dureté de l'eau.

Régler la dureté de l'eau

La plage de réglage de la dureté de l'eau va de 0,2 à 12,6 mmol/l (1 - 70 °dH).

- Pour accéder au menu principal Réglages suppl., commencez par éteindre le laveur en appuyant sur  puis, tout en maintenant la touche  enfoncée, rallumez-le en appuyant sur .
- Pour accéder au menu, vous devez suivre le chemin d'accès suivant :
 - ▶ Réglages suppl.
 - ▶ Dureté eau

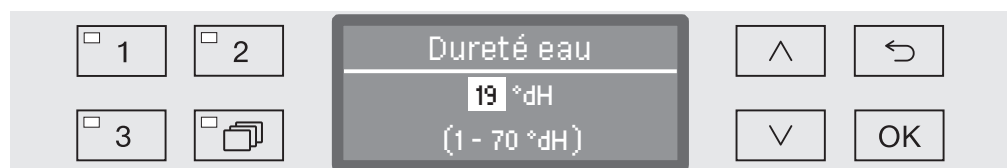

La plage des réglages disponible s'affiche sur la ligne du bas. Vous trouverez les valeurs qui vous permettent de paramétrer la dureté de l'eau à la page suivante.

En cas de variations de la dureté de l'eau, toujours régler sur la valeur la plus élevée. Si la dureté de l'eau varie par ex. entre 1,4 et 3,1 mmol/l (8 et 17 °dH), la dureté de l'eau doit être réglée sur 3,1 mmol/l (17 °dH).



- Réglez la dureté de l'eau à l'aide des flèches de navigation  (plus) et  (moins).
- Sauvegardez ce réglage en appuyant sur la touche OK.

Tableau de réglage

°dH	°f	mmol/l	Ecran
1	2	0,2	1
2	4	0,4	2
3	5	0,5	3
4	7	0,7	4
5	9	0,9	5
6	11	1,1	6
7	13	1,3	7
8	14	1,4	8
9	16	1,6	9
10	18	1,8	10
11	20	2,0	11
12	22	2,2	12
13	23	2,3	13
14	25	2,5	14
15	27	2,7	15
16	29	2,9	16
17	31	3,1	17
18	32	3,2	18
19	34	3,4	19 *)
20	36	3,6	20
21	38	3,8	21
22	40	4,0	22
23	41	4,1	23
24	43	4,3	24
25	45	4,5	25
26	47	4,7	26
27	49	4,9	27
28	50	5,0	28
29	52	5,2	29
30	54	5,4	30
31	56	5,6	31
32	58	5,8	32
33	59	5,9	33
34	61	6,1	34
35	63	6,3	35

°dH	°f	mmol/l	Ecran
36	65	6,5	36
37	67	6,7	37
38	68	6,8	38
39	70	7,0	39
40	72	7,2	40
41	74	7,4	41
42	76	7,6	42
43	77	7,7	43
44	79	7,9	44
45	81	8,1	45
46	83	8,3	46
47	85	8,5	47
48	86	8,6	48
49	88	8,8	49
50	90	9,0	50
51	92	9,2	51
52	94	9,4	52
53	95	9,5	53
54	97	9,7	54
55	99	9,9	55
56	101	10,1	56
57	103	10,3	57
58	104	10,4	58
59	106	10,6	59
60	108	10,8	60
61	110	11,0	61
62	112	11,2	62
63	113	11,3	63
64	115	11,5	64
65	117	11,7	65
66	119	11,9	66
67	121	12,1	67
68	122	12,2	68
69	124	12,4	69
70	126	12,6	70

*) réglage d'usine


Ajout de sel régénérant

Utilisez uniquement des sels régénérants spécifiques à gros grains ou du sel raffiné pur avec une granularité d'1 à 4 mm environ.


N'utilisez jamais d'autres sels, tels que du sel de cuisine, du sel de déneigement ou du sel pour animaux. Ce type de sels peut contenir des composants insolubles dans l'eau et provoquer un dysfonctionnement de l'adoucisseur !


⚠ Ne versez jamais de détergent dans le réservoir à sel ! Votre adoucisseur serait inutilisable !

Avant de remplir le réservoir à sel, vérifiez toujours que c'est bien un paquet de sel régénérant que vous tenez en main.

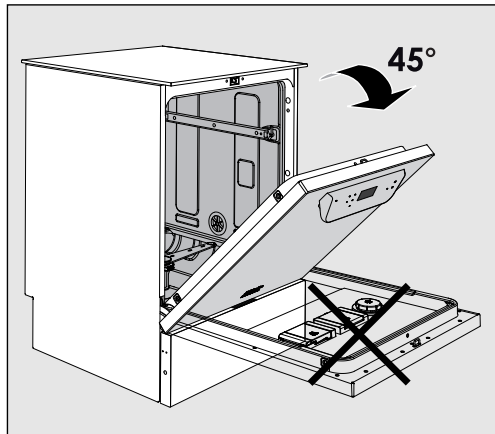


- Ouvrez la porte à 45° pour que le sel se répartisse de manière optimale dans le réservoir à sel.

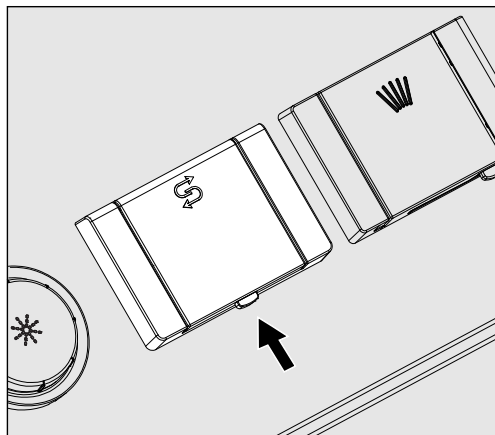

- Appuyez sur le bouton jaune du réservoir à sel qui porte un symbole  en suivant le sens de la flèche. Le clapet s'ouvre.
- Ouvrez l'entonnoir.

Selon le type de sel utilisé et le niveau de remplissage, le réservoir peut contenir de 1,4 à 2 kg de sel.

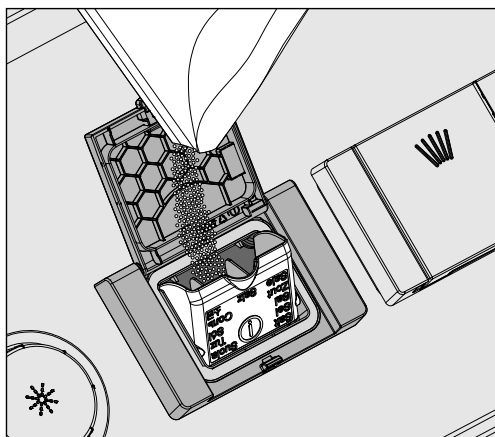

⚠ Ne versez jamais d'eau dans le réservoir !
Le réservoir pourrait déborder pendant que vous le remplissez.

- Remplissez le réservoir à sel au maximum. Vous devez pouvoir refermer l'entonnoir facilement. Ne mettez pas plus de 2 kg de sel.

Lors du remplissage du réservoir de sel, l'eau (saumure) présente dans le réservoir peut s'écouler.


- Retirez les résidus de sel accumulés dans l'orifice du réservoir, notamment au niveau du joint. Rincez les résidus de sel mais **pas** à l'eau courante : le réservoir risquerait de déborder.
- Fermez le réservoir.
- Après avoir rempli le réservoir de sel, lancez le programme Pré-rinçage.

Cette opération permettra de dissoudre, diluer puis évacuer les éventuels résidus de sel et d'éviter les débordements de saumure.

En effet, les résidus de sel ou débordements de saumure non éliminés peuvent provoquer des dommages dus à la corrosion.

Message : manque de sel

Si le niveau du réservoir de sel est trop bas, le message suivant vous invite à remplir le réservoir de sel :

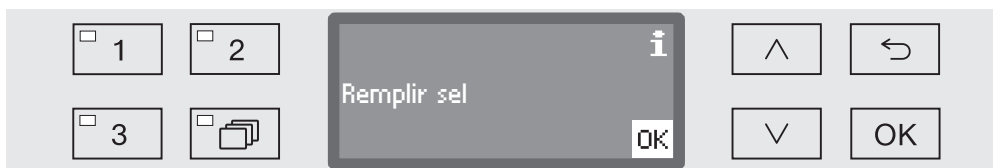

- Confirmez le message en appuyant sur la touche *OK* et
- versez du sel régénérant en suivant les instructions.

Si ce message s'affiche pour la première fois, vous pouvez lancer un autre programme, en fonction du réglage de dureté de l'eau.

Lorsqu'il n'y a plus de saumure dans l'adoucisseur, un message s'affiche à l'écran, le laveur se bloque et vous ne pouvez plus l'utiliser.

Une fois le réservoir de sel rempli, le verrouillage de l'appareil se désactive au bout de quelques secondes.


Chariots, paniers, compléments et modules

Le laveur peut être équipé d'un panier inférieur, d'un panier supérieur ou d'un chariot, qui peuvent eux-mêmes être équipés de divers compléments et modules ou remplacés par des accessoires spécifiques selon le type de charge.

Choisissez les accessoires en fonction de leur utilisation.

Vous trouverez des indications concernant les différents domaines d'utilisation aux pages suivantes et dans les modes d'emploi des chariots, paniers, modules et compléments (si existant).

Miele propose pour tous les domaines d'utilisation désignés dans la chapitre "Champ d'application", les accessoires sous forme de chariots, paniers, modules, compléments et dispositifs de nettoyage spécifiques. Vous trouverez toutes les informations à ce sujet chez Miele.

 En cas d'utilisation simultanée d'un panier supérieur avec bras de lavage et de 2 modules à injection dans le panier inférieur, augmentez le volume d'eau des programmes de + 1,5 l (cf. chapitre "Réglages étendus / Fonctions supplémentaires").
L'utilisation simultanée de 4 modules à injection dans le panier supérieur et dans le panier inférieur est interdite !

Si vous souhaitez visualiser la compatibilité des programmes selon les accessoires utilisés, consultez le chapitre "Tableau des programmes".

Technique d'utilisation


Alimentation en eau

Les chariots et paniers équipés de bras de lavage ou d'autres dispositifs de nettoyage sont munis sur leur partie arrière d'un ou plusieurs connexions de couplage pour l'alimentation en eau. Lors de l'introduction dans le laveur, elles sont raccordées à l'approvisionnement en eau au niveau de la paroi arrière de la cuve. Lorsque la porte de la cuve est fermée, les chariots et paniers sont maintenus en position. Des raccords libres au niveau de la paroi arrière de la cuve sont fermés mécaniquement.

Chariots et paniers de séries précédentes

Dans ce laveur, vous pouvez utiliser des chariots et des paniers de séries précédentes, toutefois uniquement après concertation avec Miele. Les chariots et paniers avec tuyaux d'arrivée d'eau pour bras de lavage et barres à injection doivent notamment être adaptés aux raccords à eau modifiés.

Cette adaptation est réalisée par le service après-vente Miele et est uniquement possible pour les modèles choisis.

 Les connexions de couplage pour l'alimentation en eau des chariots et paniers doivent être installées par le service après-vente Miele.

Le laveur peut être endommagé si vous utilisez des chariots et paniers mal montés.

Une fois l'adaptation réalisée, les chariots et paniers ne peuvent plus être utilisés dans les laveurs des séries précédentes.

Réglage en hauteur du panier supérieur

Les paniers supérieurs peuvent être réglés en hauteur sur trois niveaux de 2 cm chacun afin de permettre le traitement des pièces de différentes hauteurs.

Pour régler le panier en hauteur, déplacez les supports à l'aide des roulettes qui se trouvent sur les côtés du panier ainsi que le raccordement à l'eau qui se trouve à l'arrière du panier. Deux vis permettent de fixer les supports des roulettes au panier supérieur. Le raccordement à l'eau se compose des éléments suivants :

- une plaque en acier inoxydable avec 2 ouvertures,
- une connexion de couplage en plastique,
- 6 vis.

Le réglage des paniers supérieurs s'effectue à l'horizontale uniquement. Les paniers ne sont pas conçus pour être réglés de biais (une partie en haut, une partie en bas).


Le réglage en hauteur permet de modifier la hauteur de chargement disponible dans les paniers supérieurs et inférieurs.

Réglage du panier supérieur

- Sortez le panier supérieur en le tirant vers l'avant jusqu'à la butée puis soulevez-le pour l'extraire des rails de guidage.
- Dévissez les supports à roulettes et le raccordement à l'eau.

Le panier supérieur doit se trouver au ...:


niveau supérieur

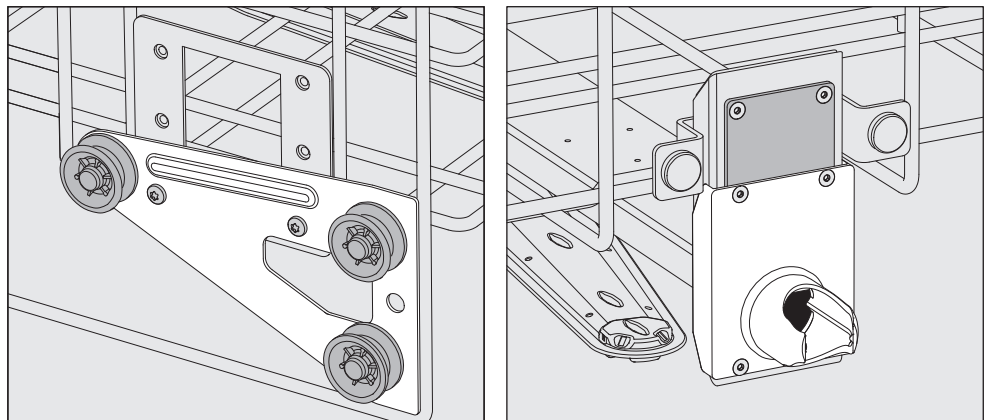

- Descendez les supports à roulettes des deux côtés sur la position la plus basse puis revissez bien.
- Placez la plaque en acier inoxydable juste en face des trous du tuyau d'arrivée d'eau en recouvrant bien le trou du haut. Serrez les 2 vis en haut de la plaque en acier inoxydable. Insérez la connexion de couplage dans le trou inférieur de la plaque en acier inoxydable pour recouvrir le trou du milieu. Serrez les 4 vis de la connexion de couplage.


Technique d'utilisation

niveau intermédiaire

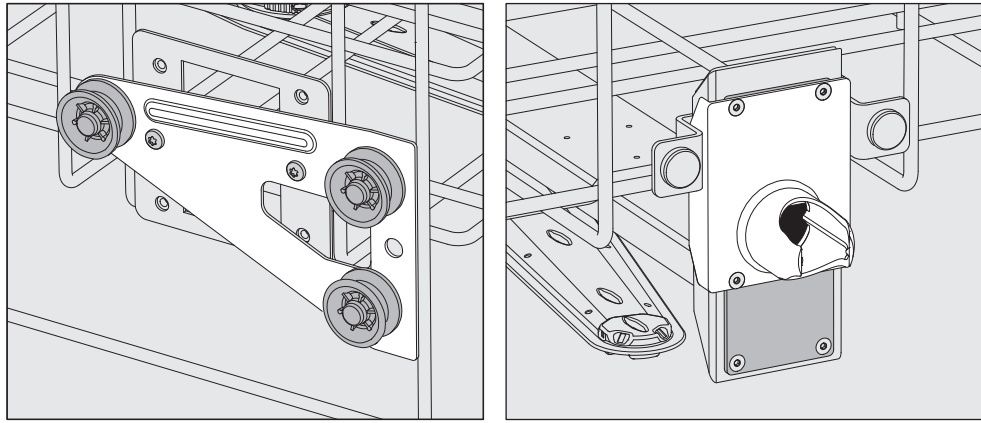

- Déplacez les supports à roulettes des deux côtés sur la position du milieu puis revissez bien.
- Placez la plaque en acier inoxydable juste en face des trous du tuyau d'arrivée d'eau en recouvrant l'un des trous extérieurs. Serrez les 2 vis au dessus ou en dessous de la plaque en acier inoxydable. Insérez la connexion de couplage dans le trou inférieur de la plaque en acier inoxydable pour recouvrir le trou extérieur. Serrez les 4 vis de la connexion de couplage.

niveau inférieur

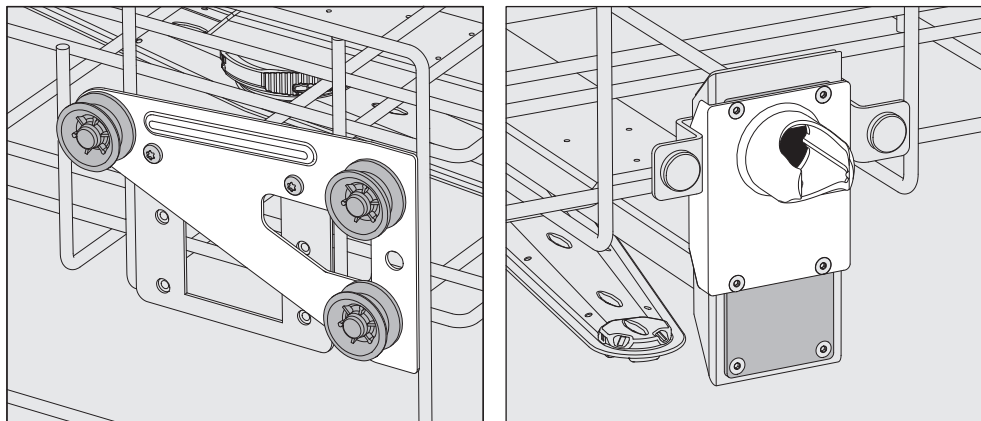

- Montez les supports à roulettes des deux côtés jusqu'à la position supérieure puis revissez bien.
 - Placez la plaque en acier inoxydable juste en face des trous du tuyau d'arrivée d'eau en recouvrant bien le trou du haut. Serrez les 2 vis de la plaque en acier inoxydable. Insérez la connexion de couplage dans le trou inférieur de la plaque en acier inoxydable pour recouvrir le trou du milieu. Serrez les 4 vis de la connexion de couplage.
- A vérifier pour finir :**
- Remplacez le panier supérieur sur les rails de guidage puis afin de vérifier que le raccordement à l'eau est correct, poussez-le doucement.

Disposer la charge

⚠ Ne traitez au laveur que les charges réutilisables, déclarées comme pouvant être traitées en machine par leurs fabricants et suivez les conseils spécifiques d'utilisation de ces derniers.

Des gicleurs, des douilles ou adaptateurs spécifiques sont nécessaires pour un nettoyage interne approprié. Vous pouvez vous procurer ces accessoires ou d'autres accessoires auprès de Miele.

- Pour garantir la propreté de la charge, disposez-la de telle sorte que le bain lessiviel en asperge toutes les surfaces.
- Les éléments de la charge ne doivent ni s'entrechoquer ni se recouvrir.
- Les pièces creuses doivent être nettoyées intérieurement et extérieurement.
- Pour les verreries à col étroit et long, assurez-vous que le bain lessiviel pourra circuler dans ces cavités en les mettant en place dans le dispositif de lavage ou en les raccordant au dispositif de lavage.
- Placez les récipients creux, béciers, éprouvettes, ballons etc., orifices vers le bas dans les chariots, paniers, modules et compléments pour que le bain lessiviel puisse y circuler librement.
- Si possible, disposez les pièces à fond creux de biais pour que l'eau puisse s'écouler.
- Placez autant que possible les récipients creux, hauts et étroits au milieu des chariots. Les jets d'aspersion pourront mieux les atteindre.
- Le cas échéant, démontez les pièces en suivant les indications du fabricant puis traitez chaque élément séparément.
- Maintenez les pièces légères par un filet de protection (exemple : A 6). Placez les petits éléments dans un complément spécial adapté pour ne pas bloquer les bras de lavage.
- Les bras de lavage ne doivent pas être bloqués par des pièces dépassant vers le bas ou vers le haut.
- Les bris de glace peuvent entraîner des blessures graves lors du chargement ou du déchargement. Une charge qui contient des bris de glace ne peut pas être traitée au laveur.
- Les pièces contenant du nickel, du chrome et de l'aluminium anodisé peuvent être traitées en machine sous réserve du respect de conditions de procédure spécifiques.
- Les éléments de la charge composés partiellement ou entièrement de plastique doivent être thermostables.

Selon le domaine d'application, respectez les autres consignes des chapitres suivants.

Technique d'utilisation

Préparation

- Videz toute la verrerie et les ustensiles de laboratoire avant de les disposer dans l'appareil en respectant les prescriptions pertinentes.
- Retirez les dépôts non solubles tels que la peinture, la colle ou les composés polymères avec des produits adaptés.
- Rincez et séchez soigneusement les pièces imbibées de solvants à base de chlorure ou d'acide chlorhydrique avant de les mettre dans le laveur.

⚠ Une fois dans la cuve, la charge doit tout au plus entrer en contact avec des résidus de produits solvants et d'acides. Les acides, notamment l'acide chlorhydrique, les solutions contenant du chlore et les matériaux en fer susceptibles de subir une corrosion ne doivent pas être placés au laveur !
Seules des traces de solvants mélangées aux salissures (en particulier en classe de risque A1) sont autorisées.

- Videz les résidus de sang
- Si nécessaire, rincez rapidement la charge sous l'eau pour limiter les charges polluantes qui entrent dans le laveur.
- Retirez bouchons, étiquettes, restes de cire à cacheter.
- Placez les petites pièces, tels que les bouchons et vannes, dans des paniers spéciaux pour petites pièces.

Vous devez à chaque fois déterminer si les zones de contamination, difficiles ou impossibles à éliminer (exemple : graisses, étiquettes) et susceptibles d'influencer négativement les résultats de lavage, doivent être retirées avant traitement.


Certaines charges contaminées par des matières microbiologiques, des germes pathogènes ou des matières génétiquement modifiées, devront éventuellement être stérilisées avant le traitement en machine.

Points de contrôle visuel avant le lancement d'un programme :

- Les pièces à laver sont-elles correctement rangées/raccordées ?
- La recommandation de chargement a-t-elle été suivie ?
- Le bain lessiviel peut-il circuler librement à travers les pièces creuses ?
- Les bras de lavage sont-ils propres et tournent-ils librement ?
- Les filtres sont-ils propres ? Le cas échéant, éliminez les salissures et les résidus volumineux.
- Les modules, gicleurs, douilles et autres dispositifs de lavage amovibles sont-ils suffisamment bloqués ?
- Les paniers et modules ou le chariot sont-ils bien raccordés à l'arrivée d'eau ?
- Les réservoirs des produits chimiques sont-ils suffisamment remplis ?

Points de contrôle avant la fin d'un programme :

- Contrôlez visuellement le résultat de lavage de la charge.
- Toutes les pièces creuses se trouvent-elles encore sur les gicleurs correspondants ?

 Les pièces creuses qui se sont détachées des dispositifs de nettoyage pendant le traitement en machine doivent être traitées une nouvelle fois.

- Les optiques des pièces creuses sont-ils accessibles ?
- Les gicleurs et les raccords sont-ils bien reliés au chariot, au panier ou au module ?

Charge

à col large

Grâce aux bras de lavage rotatifs, il est possible de laver l'intérieur et l'extérieur de la verrerie à col large, tels que les bechers, erlenmeyers à col large et boîtes de Petri ou des pièces cylindriques tels que les tubes à essais. Le cas échéant, placez ces ustensiles dans des compléments dédiés, eux-même placés dans un panier inférieur vide ou un panier supérieur avec bras de lavage.

à col étroit

Pour les charges à col étroit telles que les erlenmeyers à col étroit et les ballons gradués ou non, prévoyez des chariots à injection ou des paniers à modules d'injection spécifiques.

Des modes d'emploi distincts sont joints au chariot à injection et aux modules.

Disposez la charge en veillant à :

- placer les boîtes de Pétri dans un complément adapté, côté souillé vers le milieu du panier
- garder une distance de 3 cm entre les compléments et la bordure des paniers inférieur et supérieur
- ranger les compléments en quatre parties pour éprouvettes vers le milieu, de telle sorte que les angles du panier supérieur ou inférieur ne soient pas recouverts
- le cas échéant, utilisez des filets de protection pour éviter les bris de glace.

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les principales causes des interactions chimiques susceptibles de se produire entre les salissures qui se trouvent sur la charge, les produits chimiques utilisés et les composants du laveur. Nous vous indiquons également les mesures à prendre dans chaque situation.

Si des interactions non répertoriées ci-dessous devaient apparaître pendant le traitement ou en cas de question sur les processus chimiques, vous pouvez contacter le service après-vente Miele.

Remarques générales	
Effets	Mesures
<p>En cas d'endommagement des élastomères des joints et tuyaux ou des éléments plastiques du laveur, il y a risque de gonflement, de rétrécissement, de durcissement et de fragilisation des matériaux. Des fissures peuvent apparaître. Le cas échéant, ces matériaux ne remplissent plus leurs fonctions, d'où de probables problèmes d'étanchéité.</p>	<p>– Chercher et éliminer les causes du dommage</p> <p>Voir également dans ce chapitre les informations relatives aux "produits chimiques utilisés", aux "salissures présentes sur la charge" et aux "processus chimiques".</p>
<p>Une formation excessive de mousse en cours de traitement diminue l'efficacité de lavage et de rinçage de la charge. La mousse qui sort de la cuve peut provoquer des dommages dans le laveur. En présence de mousse, le processus de lavage ne peut par principe ni être standardisé, ni être validé.</p>	<p>– Identifier puis éliminer les causes de la formation de mousse</p> <p>– Un contrôle régulier du déroulement de la procédure de traitement doit avoir lieu afin de détecter la présence de mousse.</p> <p>Voir également dans ce chapitre les informations relatives aux "produits chimiques utilisés", aux "salissures présentes sur la charge" et aux "processus chimiques".</p>
<p>La corrosion de l'inox de la cuve et des accessoires peut revêtir différents aspects :</p> <ul style="list-style-type: none"> – formation de rouille (taches/colorations rouges) – taches/colorations noires – taches/colorations blanches (la surface lisse est corrodée). <p>Une corrosion perforante peut entraîner des fuites dans le laveur. Suivant l'application, la corrosion peut affecter le résultat de nettoyage et de lavage ou corroder les pièces (inox).</p>	<p>– Identifier puis éliminer les causes de corrosion</p> <p>Voir également dans ce chapitre les informations relatives aux "produits chimiques utilisés", aux "salissures présentes sur la charge" et aux "processus chimiques".</p>

Processus chimiques

Produits chimiques utilisés	
Effets	Mesures
<p>La durée de vie et le fonctionnement (débit) des doseurs sont fortement impactés par les composants contenus dans les produits chimiques utilisés pour le traitement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Tenez compte des instructions et conseils des fabricants de produits chimiques. – Vérifiez régulièrement que les doseurs sont en bon état. – Contrôlez régulièrement le débit du doseur. – Respectez les cycles de maintenance. – Contactez Miele qui vous conseillera.
<p>Les produits chimiques utilisés peuvent abîmer les éléments en élastomère et en plastique du laveur et des accessoires.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Tenez compte des instructions et conseils des fabricants de produits chimiques. – Inspectez régulièrement toutes les pièces en élastomère et en plastique accessibles pour vérifier qu'elles sont en bon état.
<p>Les produits suivants peuvent provoquer une formation de mousse excessive :</p> <ul style="list-style-type: none"> – détergents et produits de rinçage contenant des tensioactifs. <p>La formation de mousse peut se produire :</p> <ul style="list-style-type: none"> – pendant le bloc de programme au cours duquel les produits sont dosés, – dans le prochain bloc de programme s'il restait des résidus de produit, – si du produit de rinçage restait du précédent programme, 	<ul style="list-style-type: none"> – Un réglage correct des paramètres du programme, tels que la température ou la concentration de dosage par exemple, doit permettre au processus de produire peu ou pas de mousse. – Tenez compte des recommandations des fabricants de produits.
<p>Les anti-moussants, surtout ceux qui sont à base de silicone, peuvent avoir les effets suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> – laisser des dépôts dans la cuve, – laisser des dépôts sur la charge, – provoquer des dommages au niveau des élastomères et des plastiques du laveur d'accessoires de laboratoire, – entraîner la corrosion de certaines parties en plastique de la charge (ex. : polycarbonates, plexiglas, etc.). 	<ul style="list-style-type: none"> – Utilisez un agent anti-moussant dans des cas exceptionnels seulement ou si la procédure l'exige spécifiquement. – Nettoyez régulièrement la cuve et les accessoires de lavage en programme , sans charge ni anti-moussant, avec le programme Moyen ou Long. – Contactez Miele qui vous conseillera.

Salissures présentes sur la charge	
Effets	Mesures
<p>Les substances suivantes peuvent corroder les élastomères (flexibles et joints) et les éventuels éléments en plastique du laveur :</p> <ul style="list-style-type: none"> – huiles, cires, hydrocarbures aromatiques et insaturés, – plastifiants, – cosmétiques, produits d'hygiène et de soin tels que les crèmes (domaines de l'analyse, de la mise en pot). 	<ul style="list-style-type: none"> – Adaptation du laveur aux élastomères résistant aux graisses. – Selon la fréquence d'utilisation du laveur, nettoyez régulièrement le joint de porte inférieur avec un chiffon qui ne peluche pas ou une éponge. Nettoyez la cuve et les accessoires à vide avec le programme Moyen ou Long. – Pour traiter la charge, utilisez le programme Moyen ou Long et le doseur pour détergents en poudre situé dans la porte.
<p>Les substances suivantes peuvent provoquer une importante formation de mousse pendant le nettoyage et le rinçage :</p> <ul style="list-style-type: none"> – produits nécessaires au traitement tels que produits de désinfection, détergents, etc. – réactifs pour l'analyse tels que les plaques de micro-titration, – cosmétiques, produits d'hygiène et de soin tels que shampoings ou crèmes (domaines de l'analyse, de la mise en pot) – substances moussantes comme les tensio-actifs. 	<ul style="list-style-type: none"> – Rincez bien les pièces sous l'eau au préalable. – Choisissez le programme Long (prélavage à l'eau froide ou à l'eau chaude). – Utilisez de l'anti-moussant dans les limites fixées par l'application. Choisissez si possible un anti-moussant sans huiles de silicone.
<p>Les substances suivantes peuvent provoquer une corrosion de l'acier inoxydable de la cuve et des accessoires :</p> <ul style="list-style-type: none"> – acide chlorhydrique – autres substances chlorhydriques (ex. : chlorure de sodium, etc.) – acier sulfurique concentré – acide de chrome – particules et copeaux de fer 	<ul style="list-style-type: none"> – Rincez bien les pièces sous l'eau au préalable. – Disposez les pièces bien égouttées sur les chariots, les paniers ou les compléments puis chargez les rapidement dans la cuve et démarrez un programme de traitement.

Processus chimiques

Réactions croisées entre produits chimiques et salissures	
Effets	Mesures
Au contact des produits alcalins, les huiles et les graisses naturelles sont susceptibles de se saponifier et de produire beaucoup de mousse.	<ul style="list-style-type: none">– Choisissez le programme Moyen ou Long.– Utilisez de l'anti-moussant dans les limites fixées par l'application. Choisissez si possible un anti-moussant sans huiles de silicone.
Les salissures riches en protéines telles que le sang sont susceptibles de mousser abondamment au contact des produits alcalins.	<ul style="list-style-type: none">– En cas de raccordement à l'eau froide, choisissez le programme Long (prélavage à l'eau froide).– En cas de raccordement à l'eau chaude, prélevez la charge avant traitement.
Les métaux communs tels que l'aluminium, le magnésium, le zinc peuvent dégager de l'hydrogène au contact de produits très acides ou alcalins (gaz explosif).	<ul style="list-style-type: none">– Tenez compte des recommandations des fabricants de produits.

Utilisation de produits chimiques

⚠ N'utilisez que des produits chimiques spécialement adaptés aux laveurs et suivez scrupuleusement les indications du fabricant de ces produits !
Respectez toutes les consignes relatives aux quantités résiduelles non-toxicologiques.



⚠ Attention à la manipulation de produits chimiques ! Ce sont des produits irritants et corrosifs.
Respectez les consignes de sécurité en vigueur ainsi que les indications des fabricants des produits chimiques !
Portez des lunettes et des gants de protection !

Pour plus d'informations sur les produits chimiques appropriés, veuillez contacter Miele.

Les produits chimiques à haute viscosité utilisés pour le traitement de la charge sont susceptibles de fausser le contrôle du dosage. Le cas échéant, demandez au service après-vente Miele quelles sont les mesures à prendre.
Le taux de viscosité est essentiel à l'exactitude de la concentration de dosage.

Dispositifs de dosage

Le laveur est équipé de plusieurs doseurs internes pour produits chimiques :

- Produit de rinçage **ou** agent neutralisant
Le dosage s'effectue dans le réservoir  situé dans la porte.
- Détergent en poudre
Le dosage a lieu dans le dispositif de dosage  situé dans la porte.

Marquage des cannes d'aspiration

Les produits chimiques liquides issus de bidons sont amenés par l'intermédiaire de cannes d'aspiration. Un marquage de couleur permet un classement facile de ces dernières.

Miele utilise et recommande le marquage :

- bleu : pour le détergent
- rouge : pour l'agent neutralisant
- vert : pour désinfectant chimique ou un deuxième détergent supplémentaire
- blanc : pour les produits chimiques contenant des acides
- jaune : pour un produit (au choix)

Ajouter et doser les produits chimiques


Modules DOS

Le laveur peut être équipé d'un module de dosage externe supplémentaire (DOS) pour l'utilisation de produits chimiques liquides.

Les modules DOS externes sont installés par le service après-vente Miele ou un technicien agréé. Les doseurs internes ne peuvent pas être installés ultérieurement.

Raccorder le module DOS

Un plan de montage séparé est fourni avec le module DOS.

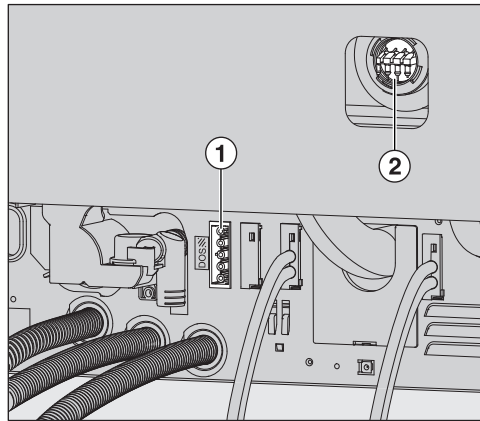

- ① Raccordement électrique détergent DOS 1 (disponible en option)
- ② Raccordement pour tuyau de dosage

⚠ Pour éviter d'endommager le module DOS, vérifiez avant de l'installer que les données de raccordement (tension et fréquence) qui figurent sur sa plaque signalétique correspondent à celles qui figurent sur la plaque signalétique du laveur. En cas de doute, contactez un électricien homologué.

- Branchez l'appareil.
- Pour installer les tuyaux de dosage, vous devez desserrer les clips du tuyau sur une connexion de couplage libre et retirer le capuchon de protection.
- Insérez le tuyau de dosage sur la connexion de couplage puis fixez le tuyau à l'aide d'un clip.

Pour éviter que le bain lessiviel s'échappe, les raccordements non utilisés sur les tuyaux de dosage doivent être fermés avec les capuchons de protection.

Dosage des produits liquides

Pour plus d'informations sur la manière de paramétrer la concentration du dosage, consultez le chapitre "Réglages supplémentaires / Dispositifs de dosage".

Dosage de l'agent neutralisant ou du produit de rinçage

Le réservoir sur le couvercle duquel est apposé le symbole ☼ peut servir au dosage de l'agent neutralisant **ou** du produit de rinçage.

C'est le réglage de l'agent neutralisant qui est paramétré par défaut.

Pour passer par exemple de l'agent neutralisant au produit de rinçage, vous devez demander au service après-vente Miele de reprogrammer les paramètres du laveur.

Agent neutralisant Le produit de neutralisation (réglage du pH : acide) permet de neutraliser les éventuelles traces de détergents alcalins déposés sur les pièces.

L'agent neutralisant est dosé automatiquement pendant la phase Rinçage intermédiaire, après le lavage principal (voir tableau des programmes). Le réservoir doit être rempli au préalable et le dispositif de dosage purgé.

Produit de rinçage

Le dosage du produit de rinçage est désactivé à l'usine par défaut. Adressez-vous au service après-vente Miele si vous souhaitez l'activer.

En cas d'activation du produit de rinçage, il n'y a plus de dosage de l'agent neutralisant pendant la phase de programme Rinçage intermédiaire.

Le produit de rinçage forme un film de protection sur la charge qui ressort sans traces d'eau et sèche plus vite.

⚠ Les composants du produit de rinçage forment un film de protection qui se dépose à la surface de la charge. Vous devez donc vérifier que les composants du produit de rinçage ne sont pas préjudiciables à l'utilisation qui sera faite de la charge.


Le dosage automatique du produit de rinçage a lieu pendant la phase du Rinçage final. Le réservoir doit donc avoir été préalablement rempli.

Ajouter et doser les produits chimiques

Remplir le réservoir


⚠ Utilisez exclusivement l'agent neutralisant **ou** le produit de rinçage prévu pour remplir le réservoir.
N'utilisez jamais de détergent ! Le réservoir serait inutilisable.

- Ouvrez la porte en grand.

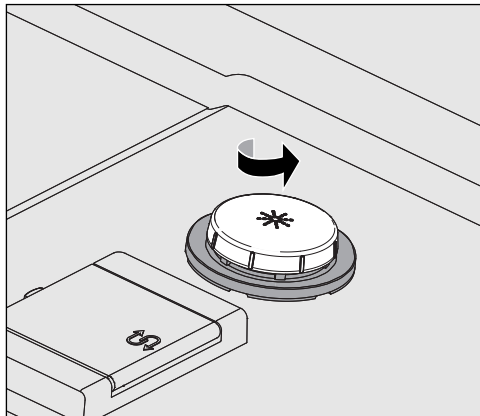


- Vissez le couvercle jaune avec le symbole * dans le sens de la flèche.

La capacité du réservoir est d'environ 300 ml.

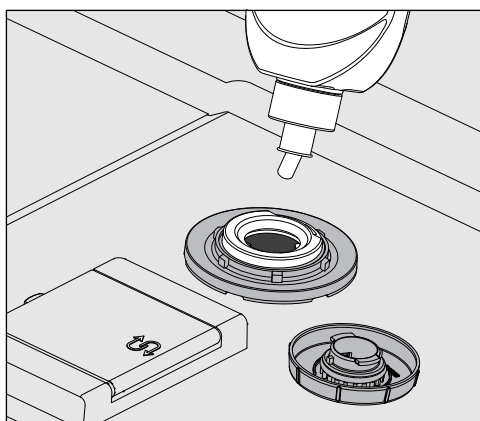

- Versez le produit chimique jusqu'à atteindre la graduation maximale de l'entonnoir mais sans la dépasser.

Ajouter et doser les produits chimiques

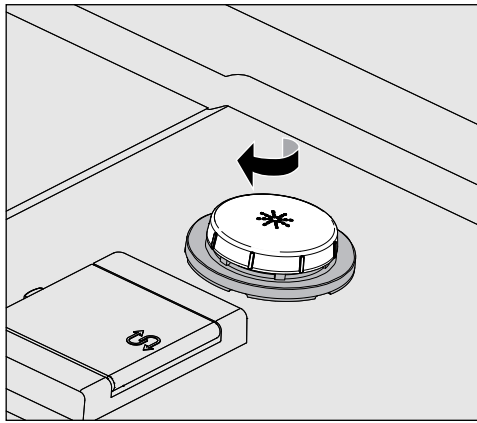

- Fermez le réservoir.
- Si vous avez fait tomber un peu de produit chimique, nettoyez soigneusement.

Quantité de produit insuffisante

Si la quantité d'agent neutralisant ou de produit de rinçage (DOS2) présente dans le réservoir est insuffisante, un message vous invite à remplir ce dernier.



⚠ Ce message s'affiche aussi lors du dosage de l'agent neutralisant.

Avant de verser le produit chimique dans le réservoir, vérifiez qu'il s'agit bien du bon produit.

- Validez en appuyant sur *OK* puis
- remplissez le réservoir avec le produit chimique en suivant la procédure.

Ajouter et doser les produits chimiques

Dosage

Pour plus d'informations sur la manière de paramétrer la concentration du dosage, consultez le chapitre "Réglages supplémentaires / Dispositifs de dosage".

Si une fois le traitement terminé, il reste des traces d'eau sur la charge :

- Choisissez un dosage inférieur la prochaine fois que vous remplirez le réservoir avec l'**agent neutralisant**.
- Choisissez un dosage supérieur la prochaine fois que vous remplirez le réservoir avec le **produit de rinçage**.

Si une fois le traitement terminé, il reste des parties opaques et des traces sur la charge :

- Choisissez un dosage supérieur la prochaine fois que vous remplirez le réservoir avec l'**agent neutralisant**.
- Choisissez un dosage inférieur la prochaine fois que vous remplirez le réservoir avec le **produit de rinçage**.

Détergent

⚠ Utilisez uniquement un détergent pour laveur.
N'utilisez jamais de détergents pour lave-vaisselle domestiques !

Vous pouvez utiliser le laveur avec des lessives en poudre ou des lessives liquides que vous doserez grâce au module DOS externe.

Les modules DOS sont raccordés par le service après-vente Miele et peuvent être installés à tout moment.

Miele recommande de préférence l'utilisation de détergents liquides.

Pour des raisons écologiques, veuillez tenir compte des critères suivants lors du choix des détergents :


- Quelle alcalinité ai-je besoin pour résoudre le problème de lavage ?
- Le chlore actif est-il un composant nécessaire à l'élimination des pigments ?
- Les dérivés tensio-actifs sont-ils indispensables à la dispersion et à l'émulsion ?

Certains dépôts spécifiques nécessitent l'utilisation de détergents contenant d'autres composants. Pour plus d'informations, adressez-vous au service après-vente Miele qui vous conseillera.

Ajouter du détergent liquide

Le détergent liquide est acheminé depuis un réservoir externe, par exemple un bidon.

- Posez le bidon de détergent liquide (repère bleu) sur la porte ouverte de la cuve ou sur tout autre support solide et facile à nettoyer.
- Dévissez la canne d'aspiration, détachez-la puis posez-la sur la porte ouverte de la cuve.
- Remplissez le bidon ou remplacez-le par un autre bidon plein.

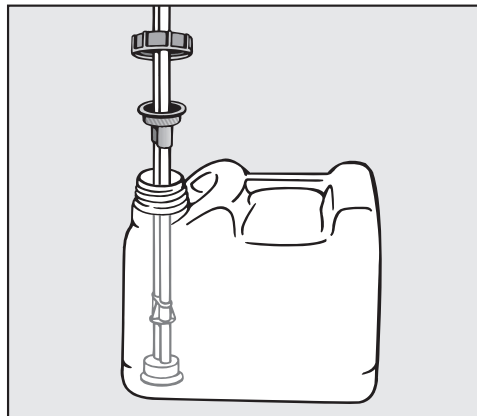

- Insérez la canne d'aspiration dans l'ouverture du bidon puis revissez-la. Veuillez respecter le code couleurs.

Ajouter et doser les produits chimiques


- Si vous avez fait tomber un peu de produit chimique, nettoyez bien.
- Conservez le bidon par terre, près du laveur, ou dans un placard situé à proximité. Vérifiez que le tuyau de dosage n'est pas coudé ou coincé.
- Si nécessaire, purgez le système de dosage (cf. chapitre "Réglages / Purge DOS").

Contrôler la consommation des produits

Servez-vous de l'indicateur de niveau de remplissage du bidon pour contrôler régulièrement la consommation des produits. Remplissez le bidon avant qu'il ne soit complètement vide.

Quantité de produit insuffisante

Lorsque le niveau du bidon de détergent liquide est bas, vous êtes invité à remplir le réservoir DOS1.

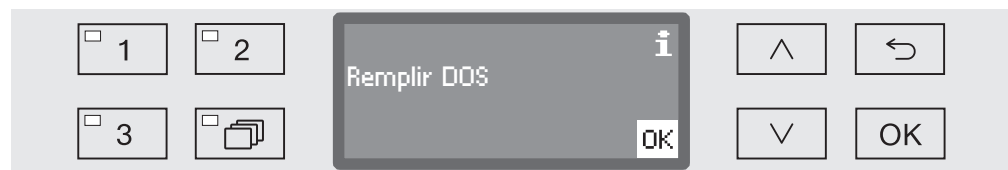

- Validez en appuyant sur *OK* puis
- remplissez de détergent liquide comme indiqué.

Si la réserve de détergent liquide est épuisée, le laveur se bloque. Vous ne pouvez plus l'utiliser.
Une fois le bidon rempli, le système de verrouillage se désactive.

Doser le détergent liquide


Pour plus d'informations sur la manière de paramétrer la concentration du dosage, consultez le chapitre "Réglages supplémentaires / Dispositifs de dosage".


Ajouter et doser les produits chimiques

Dosage des détergents en poudre

⚠ Attention à ne pas inhaler les émanations de détergents en poudre !

L'ingestion de produits chimiques peut provoquer des brûlures de la bouche et de la gorge et déclencher des asphyxies !

Avant de démarrer le programme, remplissez le réservoir avec le symbole  de détergent en poudre. Sauf : programmes Pré-rinçage et Vidange.

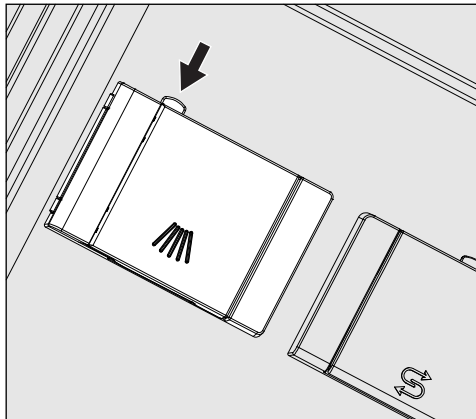

■ Appuyez sur le bouton jaune du doseur qui porte le symbole .


Le clapet du réservoir s'ouvre sur le côté. En fin de programme, le clapet du réservoir s'ouvre tout seul.

Porte ouverte à l'horizontale, le trait de remplissage du bac à détergent en poudre contient un volume total en millilitres de 60 ml, soit environ 60 g, sous réserve d'éventuelles variations de la densité de chargement.


Exemple de dosage :

10,5 litres d'eau entrent dans la cuve pendant la phase de nettoyage. Une concentration de détergent à 3 g/l correspond en principe à 30 g de détergent. Vérifiez toutefois les indications du fabricant des produits.

Ajouter et doser les produits chimiques

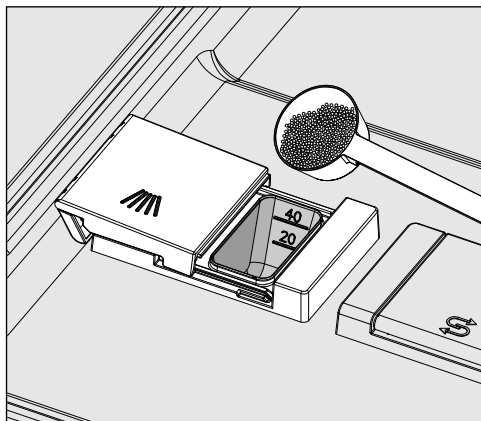

- Remplissez le compartiment du réservoir de détergent.

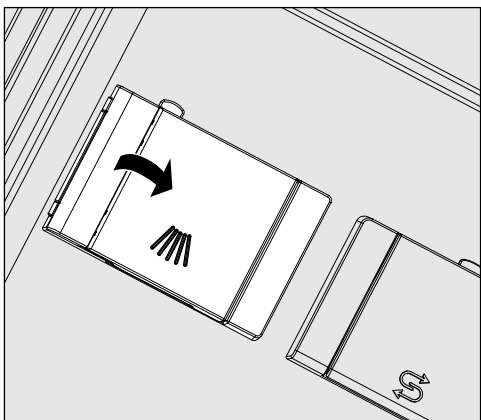


- Fermez ensuite le clapet du réservoir.

⚠ A la fin de chaque programme, vérifiez que le détergent s'est complètement dissout.
Dans le cas contraire, redémarrez le programme.

Sélectionner un programme ...

via les touches de sélection de programmes depuis la liste des programmes

- Sélectionnez un programme en actionnant une des touches de sélection de programme 1, 2 ou 3.
- Appuyez sur la touche  et
- marquez un programme à l'aide des flèches \wedge et \vee puis validez votre sélection en appuyant sur **OK**.



La LED dans la zone de touches sélectionnée est allumée et le programme correspondant s'affiche à l'écran. Par ailleurs, la LED commence à clignoter sur la touche *Start/Stop*.

Comme indiqué vous pouvez sélectionner un autre programme jusqu'au démarrage. La sélection des programmes est verrouillée après le démarrage.


Choisissez toujours le programme adapté à la nature et au degré de salissure de la charge ou aux exigences en termes de prévention des infections.


Ces programmes et leur domaines d'application sont décrits dans le tableau des programmes qui se trouve en fin de mode d'emploi.

Démarrer le programme

- Fermez la porte.
- Appuyez sur la touche *Start/Stop*.
La LED correspondante s'allume en continu.

Démarrer un programme en différé


Il est possible de retarder le démarrage d'un programme, par exemple pour profiter des heures creuses. En partant de l'heure programmée, on peut régler la durée de différé à la minute près entre 1 minute et 24 heures (cf. chapitre "Réglages  / Heure").

Déverrouillez le départ différé pour pouvoir l'utiliser (cf. chapitre "Réglages  / Départ différé").

Utilisation

Régler l'heure de départ

- Sélectionnez un programme.
- Avant le démarrage du programme, appuyez sur la touche **OK**.

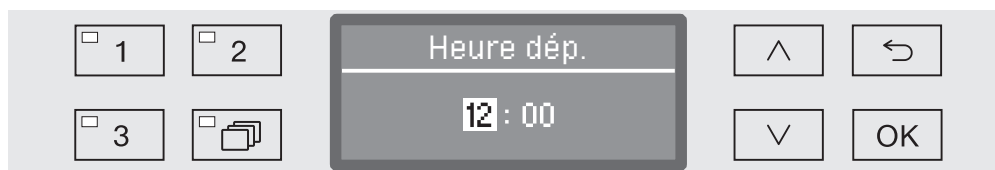

- Configurez les heures à l'aide des flèches \wedge (plus) et \vee (moins) puis confirmez votre saisie en appuyant sur la touche **OK**.


Appuyez sur **OK** pour surligner automatiquement le prochain champ de saisie. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. En cas d'erreur de saisie, le processus doit être annulé à l'aide de la touche \curvearrowright et il faut le répéter.

- Configurez les minutes à l'aide des flèches \wedge (plus) et \vee (moins) puis confirmez votre saisie en appuyant sur la touche **OK**.

L'heure de départ est désormais enregistrée. Elle peut être modifiée à tout moment comme indiqué au mode d'emploi, jusqu'à ce que l'activation du départ différé.

Activer le départ différé

- A l'aide de la touche **Start/Stop**, activez le départ différé.

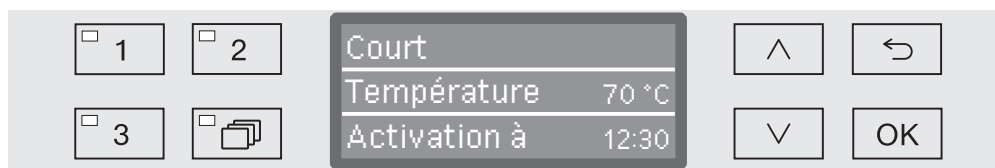


A l'écran s'affiche ensuite le programme sélectionné ainsi que l'heure de départ programmée. En cas d'activation de l'arrêt automatique (cf. chapitre "Réglages supplémentaires / Arrêt dans"), le laveur s'éteint à l'heure programmée jusqu'à ce que le programme démarre.

Désactiver le départ différé

- Appuyez sur la touche \curvearrowright .

Afficher le déroulement du programme

Après le démarrage du programme, vous pouvez suivre à l'écran le déroulement du programme en temps réel (3 lignes).

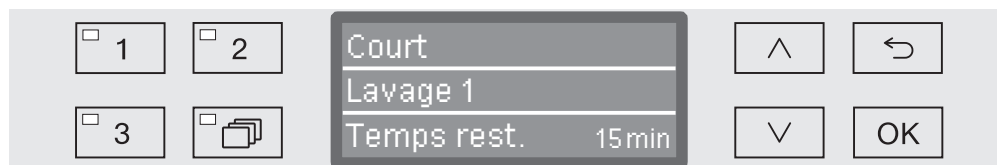

Ligne du haut – Nom du programme

Ligne du milieu Pour consulter les paramètres suivants, utilisez les flèches \wedge et \vee :

- bloc de programme en cours (ex. : Lavage 1)
- température réelle ou de consigne (selon paramètres d'affichage ; cf. chapitre "Réglages supplémentaires / Affichage : Température")
- N° de charge

Ligne du bas – Temps résiduel (en heures et en minutes si < 1 heure)

Fin de programme

On considère qu'un programme se termine normalement si les paramètres et le message suivants s'affichent à l'écran :

Ligne du haut – Nom du programme

Ligne du milieu Affichage alterné :

- paramètres remplis / non remplis,
- N° de charge

Ligne du bas – Programme terminé

Sur la zone de touches, la LED *Start/Stop* s'éteint et la LED commence à clignoter. Les réglages d'usine sont configurés pour qu'un signal sonore s'active pendant une dizaine de secondes (cf. chapitre "Réglages \blacktriangleright / Volume").

Annulation de programme

⚠ Attention à l'ouverture de la porte !
Les pièces peuvent être brûlantes. Risque de brûlures !

Interruption pour cause d'anomalie

Un programme s'interrompt prématurément et un message d'erreur s'affiche à l'écran.

Pour résoudre l'anomalie, prenez les mesures prévues selon la cause de l'interruption (cf. chapitre "Éliminer les anomalies").

Interruption manuelle

Un programme qui a déjà démarré ne devrait être arrêté qu'à titre exceptionnel, par exemple si la charge bouge trop dans le laveur.

- Ouvrez la porte.

L'écran affiche ensuite le message suivant :




- Rangez la charge de manière stable.
- Fermez la porte.

Le programme reprend là où il s'était interrompu. À l'écran, le déroulement du programme s'affiche de nouveau.


Relancer le programme

- Avant le prochain démarrage de programme, vérifiez qu'il ne faut pas ajouter du détergent en poudre.
- Relancez le programme ou sélectionnez un nouveau programme.

La structure du menu Réglages  est présentée ci-dessous. Le menu comprend toutes les fonctions essentielles permettant d'assurer les tâches quotidiennes.





Dans l'arborescence de la structure, des cases sont jointes à toutes les options mémorisables. Les réglages d'usine sont signalés par des encoches . Vous trouverez la description du mode de réglage en fin d'arborescence.

Réglages

- ▶ Départ différé
 - ▶ non
 - ▶ oui
- ▶ Purge DOS
 - ▶ DOS_
- ▶ Langue 
 - ▶ deutsch
 - ▶ english (GB)
 - ▶ ...
- ▶ Date
 - ▶ Format date
 - ▶ JJ:MM:AA
 - ▶ MM:JJ:AA
 - ▶ Réglage
- ▶ Heure
 - ▶ Réglage
 - ▶ Affichage
 - ▶ activé
 - ▶ Activé pdt 60 secondes
 - ▶ Pas d'affichage
 - ▶ Format heure
 - ▶ 12 heures
 - ▶ 24 heures
- ▶ Volume
 - ▶ Bip de touche
 - ▶ Signaux sonores
 - ▶ Fin de programme
 - ▶ Avertissement

Départ différé

Pour pouvoir profiter du départ différé, vous devez le déverrouiller.

- Pour accéder au menu principal, commencez par éteindre le laveur en appuyant sur  puis, tout en maintenant la touche  enfoncée, rallumez-le en appuyant sur .
- Pour accéder au menu, vous devez suivre le chemin d'accès suivant :
 - ▶ Réglages 
 - ▶ Départ différé

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



– non

Le départ différé est désactivé.

– oui

Le départ différé est déverrouillé et peut être utilisé sur tous les programmes.

- Choisissez une option à l'aide des flèches  et .
- Sauvegardez ce réglage en appuyant sur la touche *OK*.




Amorçage DOS

Les dispositifs de dosage pour produits chimiques liquides ne fonctionnent correctement qu'une fois l'air évacué.


Un dispositif de dosage doit être amorcé uniquement si :

- le dispositif de dosage est utilisé pour la première fois ou
- le bidon n'a pas été rempli ou remplacé à temps, et que vous avez dû vider le dispositif de dosage.

Avant de commencer à purger l'air, assurez-vous qu'il y a suffisamment de produits chimiques dans les bidons et que ces derniers sont bien vissés aux cannes d'aspiration. On ne peut pas purger plusieurs systèmes de dosage en même temps.



■ Pour accéder au menu principal, commencez par éteindre le laveur en appuyant sur  puis, tout en maintenant la touche  enfoncée, rallumez-le en appuyant sur .

■ Pour accéder au menu, vous devez suivre le chemin d'accès suivant :

- ▶ Réglages 
- ▶ Purge DOS
- ▶ DOS... (nom du dispositif de dosage)



La purge automatique démarre dès qu'on sélectionne le système de dosage. Une fois démarré, le processus de purge automatique ne peut plus être interrompu.

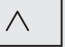




- Choisissez un système de dosage à l'aide des flèches  et .
- Démarrez la purge à l'aide de la touche **OK**.




Si le message suivant s'affiche, cela signifie que le processus de purge automatique a été mené avec succès :




Langue

Vous devez régler la langue d'affichage.



- Pour accéder au menu principal, commencez par éteindre le laveur en appuyant sur  puis, tout en maintenant la touche  enfoncée, rallumez-le en appuyant sur .
- Pour accéder au menu, vous devez suivre le chemin d'accès suivant :
 - Réglages 
 - Langue 

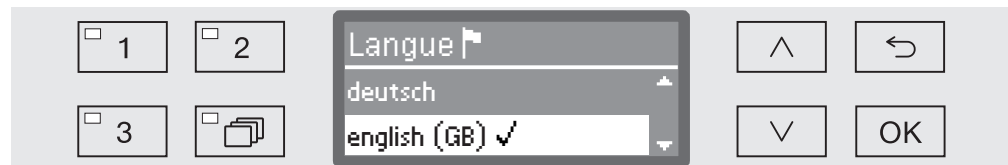Le drapeau  qui se trouve derrière les sous-menus Réglages  et Langue  sert de fil conducteur, au cas où la langue programmée ne serait pas comprise.



Les langues disponibles sont listées à l'écran. La langue sélectionnée est suivie d'une encoche ✓.

C'est english (GB) qui est programmé par défaut.




- Choisissez une langue à l'aide des flèches  et .
 - Sauvegardez ce réglage en appuyant sur la touche *OK*.
- L'affichage bascule aussitôt dans la langue sélectionnée.

Date

La date est notamment nécessaire à la traçabilité. Vous devez sélectionner un format de présentation et régler la date du jour.

Choisir le format date

Le format de date que vous choisissez se répercute sur la date qui s'affiche à l'écran et sur les protocoles de traçabilité.


■ Pour accéder au menu principal, commencez par éteindre le laveur en appuyant sur  puis, tout en maintenant la touche  enfoncée, rallumez-le en appuyant sur .

■ Pour accéder au menu, vous devez suivre le chemin d'accès suivant :

▶ Réglages 

▶ Date

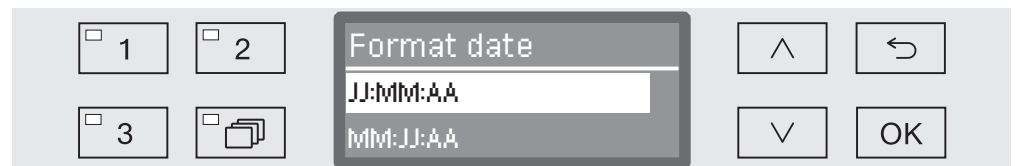

▶ Format date



– JJ correspond au jour,

– MM correspond au mois,




– AA correspond à l'année en cours.

■ Choisissez un format à l'aide des flèches  et .

■ Sauvegardez ce réglage en appuyant sur la touche *OK*.


Régler la date



La date du jour est réglée au format de date sélectionné.


- Pour accéder au menu principal, commencez par éteindre le laveur en appuyant sur  puis, tout en maintenant la touche  enfoncée, rallumez-le en appuyant sur .





- Pour accéder au menu, vous devez suivre le chemin d'accès suivant :

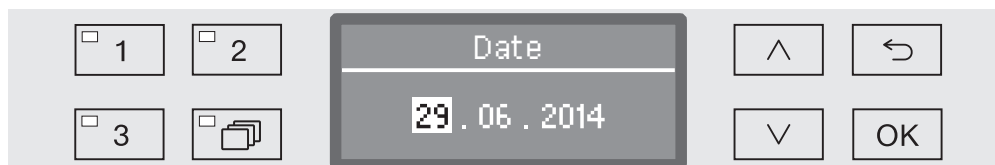- ▶ Réglages 
- ▶ Date
- ▶ Réglage



- Configurez le jour/mois à l'aide des flèches  (plus) et  (moins) puis confirmez votre saisie en appuyant sur la touche *OK*.

Appuyez sur *OK* pour surligner automatiquement le prochain champ de saisie. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. En cas d'erreur de saisie, le processus doit être annulé à l'aide de la touche  et il faut le répéter.

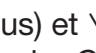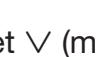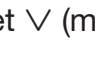- Configurez le jour/mois à l'aide des flèches  (plus) et  (moins) puis confirmez votre saisie en appuyant sur la touche *OK*.
- Configurez l'année à l'aide des flèches  (plus) et  (moins) puis confirmez la date en appuyant sur la touche *OK*.

En appuyant une dernière fois sur *OK*, la date est sauvegardée.

Heure




L'heure est notamment nécessaire pour la traçabilité, le départ différé, le journal de bord et l'affichage à l'écran. Le format de présentation et l'heure exacte sont désormais configurés.

Il n'y a pas de passage automatique entre l'heure d'été et l'heure d'hiver.

Vous devez procéder vous-même au réglage.

Choisir le format de l'heure

La manière de sélectionner le format d'affichage de l'heure est indiquée ci-dessous.


- Pour accéder au menu principal, commencez par éteindre le laveur en appuyant sur  puis, tout en maintenant la touche  enfoncée, rallumez-le en appuyant sur .

- Pour accéder au menu, vous devez suivre le chemin d'accès suivant :

▶ Réglages 

▶ Heure

▶ Format heure

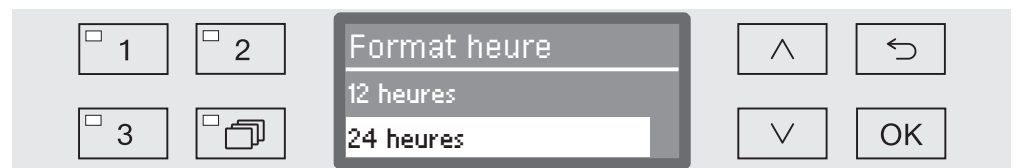



– 12 heures

Affichage de l'heure au format 12 heures (am/pm).




– 24 heures

Affichage de l'heure au format 24 heures.

- Choisissez un format à l'aide des flèches  et .
- Sauvegardez ce réglage en appuyant sur la touche *OK*.


Régler l'heure



L'heure s'affichera dans le format de votre choix.


- Pour accéder au menu principal, commencez par éteindre le laveur en appuyant sur  puis, tout en maintenant la touche  enfoncée, rallumez-le en appuyant sur .

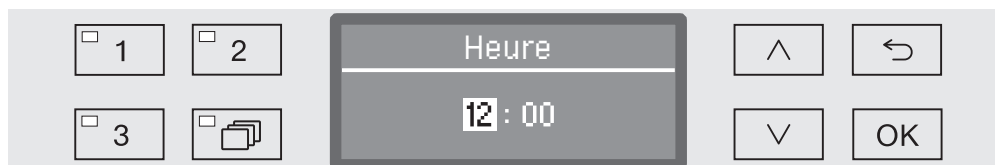

- Pour accéder au menu, vous devez suivre le chemin d'accès suivant :

- ▶ Réglages 
- ▶ Heure
- ▶ Réglage



- Configurez les heures à l'aide des flèches  (plus) et  (moins) puis confirmez votre saisie en appuyant sur la touche *OK*.




Appuyez sur *OK* pour surligner automatiquement le prochain champ de saisie. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. En cas d'erreur de saisie, le processus doit être annulé à l'aide de la touche  et il faut le répéter.

- Configurez les minutes à l'aide des flèches  (plus) et  (moins) puis confirmez l'heure en appuyant sur la touche *OK*.

En appuyant une dernière fois sur *OK*, l'heure est sauvegardée.

Affichage

Vous pouvez si nécessaire laisser l'heure affichée une fois que l'appareil est arrêté.

- Pour accéder au menu principal, commencez par éteindre le laveur en appuyant sur  puis, tout en maintenant la touche  enfoncée, rallumez-le en appuyant sur .

- Pour accéder au menu, vous devez suivre le chemin d'accès suivant :

- ▶ Réglages 
- ▶ Heure
- ▶ Affichage



- activé



L'heure s'affiche une fois l'appareil arrêté.

- Activé pdt 60 secondes

Une fois l'appareil arrêté, l'heure reste affichée pendant 60 secondes environ.




- Pas d'affichage

L'écran s'éteint.

- Choisissez une option à l'aide des flèches  et .
- Sauvegardez ce réglage en appuyant sur la touche **OK**.

Volume

Un émetteur sonore intégré au bandeau de commande est susceptible de signaler les situations décrites ci-dessous :

- Saisie de touches de commande (bip touches)
- Fin de programme
- Messages système (consignes)
- Pour accéder au menu principal, commencez par éteindre le laveur en appuyant sur  puis, tout en maintenant la touche  enfoncée, rallumez-le en appuyant sur .
- Pour accéder au menu, vous devez suivre le chemin d'accès suivant :

▶ Réglages 

▶ Volume



– Signaux sonores

Réglage du volume du signal sonore en fin de programme et pour les messages système (consignes)


– Bip de touche

Réglage du volume du signal sonore lors de la saisie des touches de commande

■ Choisissez une option à l'aide des flèches \wedge et \vee .

■ Confirmez votre choix en appuyant sur *OK*.

Une fois sélectionné Bip de touche, vous pouvez moduler le volume. Si vous sélectionnez Signaux sonores, vous devez d'abord déterminer de quel signal il s'agit : Avertissement ou Fin de programme.

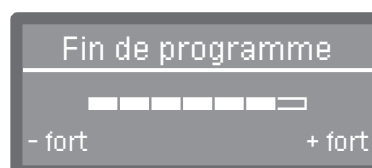

Le volume s'affiche dans une barre de progression. Lorsque le volume est au minimum, le signal sonore est désactivé.

- Réglez le volume à l'aide des flèches \wedge (+ fort) et \vee (- fort).
- Sauvegardez ce réglage en appuyant sur la touche *OK*.

Toutes les procédures administratives et les réglages se trouvent dans le menu Réglages suppl..

L'accès au menu Réglages suppl. est protégé par un code PIN. Si vous n'avez pas de code PIN, veuillez contacter un utilisateur ayant les droits d'accès requis ou annulez la procédure à l'aide de la touche ↵.

Dans l'arborescence de la structure, des cases sont jointes à toutes les options mémorisables. Les réglages d'usine sont signalés par des encoches . Vous trouverez la description du mode de réglage en fin d'arborescence.

Réglages suppl.

- ▶ Code
 - ▶ Validation
 - ▶ Réglages suppl.
 - ▶ Verrouillage
 - ▶ oui
 - ▶ Modifier code
- ▶ Journal fonction.
 - ▶ Consommation : eau
 - ▶ Consommation : déterg.
 - ▶ Consommation : rinçage
 - ▶ Heures fonctionmt
 - ▶ Cycles lavage
 - ▶ Intervalle maintenance
- ▶ Unité de température
 - ▶ °C
 - ▶ °F
- ▶ Déplacer progr.
 - 1 Court
 - 2 Moyen
 - 3 Long
- ▶ Fonctions addition.
 - ▶ Réinitialiser
 - ▶ Quantité eau augment.
 - ▶ Rinçage intermédiaire
 - ▶ Dispositifs de dosage
 - ▶ activé
 - ▶ désactivé
 - ▶ Purge DOS
 - ▶ Concentration
 - ▶ Modifier le nom
- ▶ Température / Durée
 - ▶ ...

Réglages supplémentaires

- ▶ Validation progr.
 - ▶ tous
 - ▶ Sélection
 - ▶ ...
- ▶ Dureté eau ⇨ 19
- ▶ Affichage
 - ▶ Température réelle
 - ▶ Température consigne
- ▶ Ecran
 - ▶ Contraste
 - ▶ Luminosité
- ▶ Arrêt dans
 - ▶ oui
 - ▶ non
- ▶ Réglage usine
 - ▶ Réinitialiser
 - ▶ param. progr. uniquement
 - ▶ Tous réglages
 - ▶ non
- ▶ Version logiciel
 - ▶ EB ID XXXX
 - ▶ EGL ID XXXX
 - ▶ EZL ID XXXX
 - ▶ EFU ID XXXX

Code

On trouve dans le menu Réglages suppl. toutes les fonctions et les principaux réglages système qui nécessitent des connaissances supplémentaires dans le domaine du traitement en machine. Il se peut qu'il faille composer un code à 4 chiffres ou un code PIN avant d'accéder au menu.

Le verrouillage ciblé de certaines options et l'attribution de plusieurs codes PIN n'est pas possible.

⚠ En cas de perte du code PIN, le service après-vente Miele devra vous attribuer un nouveau code.

Saisir le code PIN En cas de verrouillage de l'accès au menu Réglages suppl., il vous est demandé de saisir votre code PIN pour pouvoir sélectionner un menu.



Si vous n'avez pas de code PIN, veuillez contacter un utilisateur ayant les droits d'accès requis ou annulez la procédure à l'aide de la touche ↶.

- Entrez les chiffres correspondants à l'aide des flèches de navigation ^ (plus) et v (moins).
- Validez chaque chiffre l'un après l'autre en appuyant sur la touche OK.

Appuyez sur OK pour surligner automatiquement le prochain champ de saisie. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. En cas d'erreur de saisie, le processus doit être annulé à l'aide de la touche ↶ et il faut le répéter. Les chiffres que vous avez saisis sont remplacés par un *.

Une fois que tous les chiffres sont correctement saisis, le menu est validé.

En cas de saisie incorrecte, un message d'erreur apparaît :



- Confirmez la lecture du message en appuyant sur la touche OK.

L'accès est toujours verrouillé et l'affichage repasse sur la sélection du menu.

Réglages supplémentaires

Validation

La fonction suivante permet d'accéder au menu Réglages suppl. ou d'en verrouiller l'accès grâce à un code PIN.

- ▶ Code
 - ▶ Validation
 - ▶ Réglages suppl.



– Verrouillage

L'accès au menu est protégé par un code PIN.

– oui

Le menu est validé pour tous les utilisateurs




- Choisissez une option à l'aide des flèches \wedge et \vee .
- Sauvegardez ce réglage en appuyant sur la touche *OK*.
- Pour accéder au menu principal Réglages suppl., commencez par éteindre le laveur en appuyant sur \odot puis, tout en maintenant la touche \leftarrow enfoncée, rallumez-le en appuyant sur \odot .
- Pour accéder au menu, vous devez suivre le chemin d'accès suivant :
 - ▶ Réglages suppl.

Modifier le code PIN



Le code PIN se compose d'un numéro à 4 chiffres. L'utilisateur choisit chacun de ces chiffres entre 0 et 9.


⚠ Lorsque un nouveau code PIN est attribué, l'ancien code est écrasé et supprimé définitivement. On ne peut donc pas récupérer d'anciens codes.

En cas de perte du code PIN, le service après-vente Miele devra vous attribuer un nouveau code.

- Pour accéder au menu principal Réglages suppl., commencez par éteindre le laveur en appuyant sur  puis, tout en maintenant la touche  enfoncée, rallumez-le en appuyant sur .
- Pour accéder au menu, vous devez suivre le chemin d'accès suivant :
 - ▶ Réglages suppl.
 - ▶ Code
 - ▶ Modifier code



- Entrez les chiffres correspondants à l'aide des flèches de navigation  (plus) et  (moins).
- Validez chaque chiffre l'un après l'autre en appuyant sur la touche *OK*.




Appuyez sur *OK* pour surligner automatiquement le prochain champ de saisie. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. En cas d'erreur de saisie, le processus doit être annulé à l'aide de la touche  et il faut le répéter. Les chiffres que vous avez saisis sont remplacés par un *.


Lorsque vous avez confirmé le dernier chiffre, le nouveau code PIN est enregistré.




Journal de bord

Dans le journal de bord sont consignées les données relatives à la consommation d'eau et de produits chimiques ainsi que les heures de fonctionnement et le déroulement des programmes. Tout le cycle de vie de la machine y est répertorié.

Par ailleurs, le service après-vente Miele peut consigner dans le journal de bord une recommandation à lire lors de la prochaine opération de maintenance.

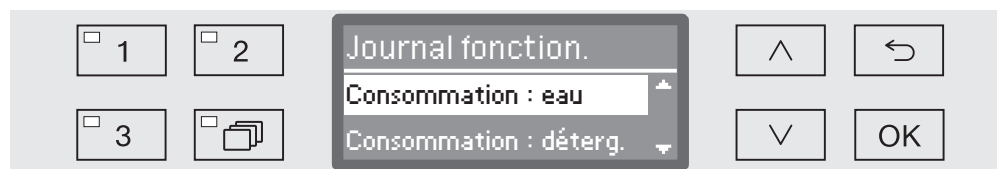- Pour accéder au menu principal Réglages suppl., commencez par éteindre le laveur en appuyant sur  puis, tout en maintenant la touche  enfoncée, rallumez-le en appuyant sur .
- Pour accéder au menu, vous devez suivre le chemin d'accès suivant :
 - ▶ Réglages suppl.
 - ▶ Journal fonction.






- Consommation : eau
 - Affichage de la consommation d'eau globale en litres (l).
 - Consommation : déterg.
 - Affichage de la consommation de détergent liquide en litre (l).
 - Les données relatives au détergent en poudre n'apparaissent pas.
 - Consommation : rinçage
 - Affichage de la consommation globale d'agent neutralisant ou de produit de rinçage en litres (l).
 - Heures fonctionmt
 - Affichage du total des heures de fonctionnement
 - Compteur cycles
 - Somme de tous les cycles de programmes complets. Il n'y a pas de distinction entre les programmes. Les programmes interrompus ne sont pas comptabilisés.
 - Intervalle maintenance
 - Date du prochain rendez-vous de maintenance saisi par le service après-vente Miele
 - Choisissez une option à l'aide des flèches  et  puis validez la sélection avec la touche **OK**.
- Les valeurs du journal de bord ne sont pas modifiables.
- Pour sortir du menu, appuyez sur la touche .

Unité de température

En cours de programme, l'affichage de température s'actualise à l'écran toutes les 2 à 5 secondes, selon la phase du programme. On peut choisir en un affichage de la température en degrés Celsius (°C) ou en degrés Fahrenheit (°F).

A l'usine, l'unité de température est configurée par défaut en °C.

En cas de changement de l'unité de température, si l'on passe par exemple des °C aux °F, le calcul de la température programmée s'effectue automatiquement.

- Pour accéder au menu principal Réglages suppl., commencez par éteindre le laveur en appuyant sur  puis, tout en maintenant la touche  enfoncée, rallumez-le en appuyant sur .
- Pour accéder au menu, vous devez suivre le chemin d'accès suivant :
 - ▶ Réglages suppl.
 - ▶ Unité de température





– °C

Affichage de la température en degrés Celsius




– °F


Affichage de la température en degrés Fahrenheit

- Choisissez une option à l'aide des flèches  et .
- Sauvegardez ce réglage en appuyant sur la touche *OK*.

Modifier l'emplacement d'un programme dans la liste

Vous pouvez trier les programmes de la liste comme vous le souhaitez et associer les touches de sélection de programme 1, 2 et 3 aux programmes que vous utilisez le plus souvent.

- Pour accéder au menu principal Réglages suppl., commencez par éteindre le laveur en appuyant sur  puis, tout en maintenant la touche  enfoncée, rallumez-le en appuyant sur .
- Pour accéder au menu, vous devez suivre le chemin d'accès suivant :
 - ▶ Réglages suppl.
 - ▶ Déplacer progr.

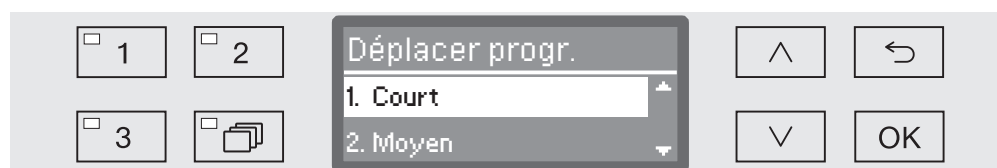

Chaque programme validé apparaît dans la liste des programmes (voir à ce sujet le chapitre "Réglages supplémentaires / Validation de programme"). Le fait d'affecter certains programmes aux touches de sélection de programme modifie leur position dans la liste. Ces programmes sont numérotés de 1 à n et les trois premiers de la liste sont ceux qui ont été affectés aux touches de sélection de programme.

Exemple :

- 1. Court sur la touche de sélection de programme 1
- 2. Moyen sur la touche de sélection de programme 2
- 3. Long sur la touche de sélection de programme 3
- 4. Rinçage eau dém.
- 5. Pré-rinçage
- etc.

- Sélectionnez à l'aide des flèches \wedge et \vee le programme que vous souhaitez déplacer.
- Validez votre choix en appuyant sur *OK*.

Vous pouvez maintenant modifier l'emplacement du programme dans la liste.

- Déplacez le programme à l'aide des flèches \wedge et \vee jusqu'à la position souhaitée.
- A l'aide de la touche *OK*, enregistrez la position choisie.

Le programme qui se trouvait auparavant dans cette position et tous les programmes suivants se décalent d'une place vers le bas. Vous pouvez répéter le processus aussi souvent que vous le souhaitez.




- Pour sortir du menu, appuyez sur la touche .


Fonctions supplémentaires

Ce menu vous permet d'adapter les programmes existants aux techniques de lavage spéciales et au type de charge mais aussi de restaurer les réglages d'usine des fonctions supplémentaires.

Pour modifier les paramètres d'un programme, vous devez posséder des connaissances spécifiques relatives à cet appareil. Aussi, seuls les utilisateurs habilités ou le service après-vente Miele sont autorisés à procéder à ces modifications.

Demander la modification des paramètres de programmes d'un laveur certifié ou le cas échéant, demander une nouvelle validation des performances.

- Pour accéder au menu principal Réglages suppl., commencez par éteindre le laveur en appuyant sur  puis, tout en maintenant la touche  enfoncée, rallumez-le en appuyant sur .
- Pour accéder au menu, vous devez suivre le chemin d'accès suivant :
 - ▶ Réglages suppl.
 - ▶ Fonctions addition.

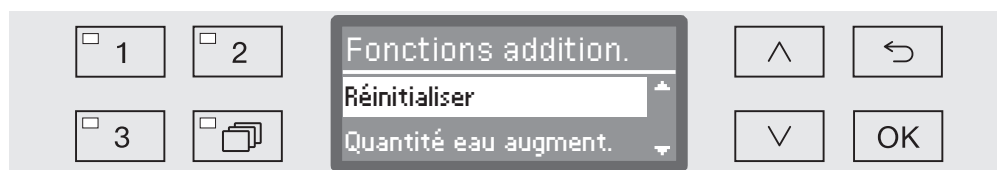

- Réinitialiser

Les paramètres modifiés des fonctions supplémentaires sont réinitialisés.

- Quantité eau augment.

Augmenter le volume d'eau de tous les programmes

- Rinçage intermédiaire



Tous les programmes sur lesquels cette fonction est disponible seront prolongés d'un demi-cycle de rinçage (cf. tableau des programmes).

- Dispositifs de dosage

Purger les doseurs et les renommer

- Température / Durée

Adapter la température et le temps de maintien des blocs de programmes Lavage 1 ou Rinçage final 1.

- Choisissez une option à l'aide des flèches  et  puis validez-la en appuyant sur la touche OK.

Pour connaître la procédure à suivre, veuillez consulter le chapitre suivant.

Réglages supplémentaires

Restaurer les réglages d'usine

Vous pouvez restaurer les réglages d'usine des fonctions supplémentaires. Les autres paramètres configurés restent inchangés.

...

► Réinitialiser



– non

Les paramètres modifiés sont sauvegardés.

– oui

Les paramètres de toutes les fonctions supplémentaires sont réinitialisés.


- Choisissez une option à l'aide des flèches \wedge et \vee .
- Sauvegardez ce réglage en appuyant sur la touche *OK*.

Augmenter le volume d'eau

Nous recommandons d'augmenter le volume d'eau si la structure de la charge le nécessite ou si l'on doit s'attendre à une forte présence de mousse, due au type de salissures (ex. : sang) et de produits chimiques. La quantité d'eau ajoutée dépend de la version des paniers et des chariots utilisés, du type de salissures et de la charge elle-même.

...

► Modifier quantité d'eau

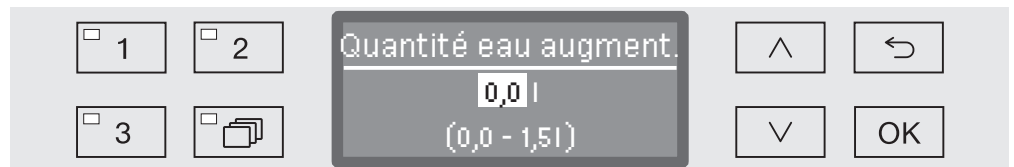

On peut modifier la quantité d'eau par paliers de 0,5 l. La plage de réglage disponible s'affiche sur la ligne du bas.


- Modifiez la quantité d'eau à l'aide des flèches \wedge (plus) et \vee (moins).
- Sauvegardez ce réglage en appuyant sur la touche *OK*.

Rinçage intermédiaire

Selon les programmes, l'option rinçage intermédiaire est disponible (cf. Tableau des programmes).

...

► Rinçage intermédiaire

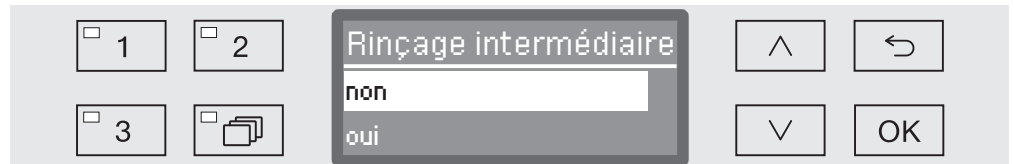

– non

Le bloc supplémentaire de rinçage intermédiaire est désactivé.

– oui

Le bloc supplémentaire de rinçage intermédiaire est activé sur tous les programmes compatibles.

- Choisissez une option à l'aide des flèches \wedge et \vee .
- Sauvegardez ce réglage en appuyant sur la touche *OK*.

Réglages supplémentaires


Dispositifs de dosage

Pour activer ou désactiver les différents dispositifs de dosage des programmes, procédez comme suit :

...

▶ Système de dosage

▶ DOS... (nom du dispositif de dosage)

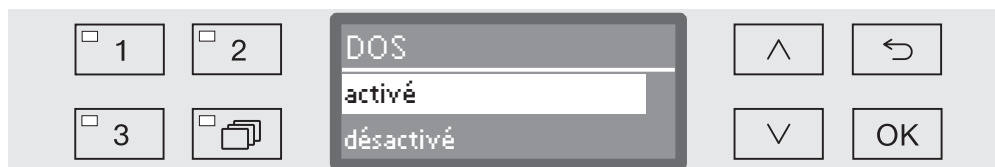

– activé

Le dispositif de dosage sélectionné est activé. Le dosage ne s'effectue que dans les bloc de lavage prévus (cf. tableaux des programmes).

– désactivé

Le dispositif de dosage sélectionné est désactivé sur tous les programmes.

■ Choisissez une option à l'aide des flèches \wedge et \vee .

■ Sauvegardez ce réglage en appuyant sur la touche *OK*.

En cas d'activation des dispositifs de dosage, (choix activé), les options suivantes sont disponibles :

– Purge DOS

Purger le dispositif de dosage

– Concentration

Réglez la concentration du dosage. Ce réglage s'applique à tous les programmes.

– Modifier le nom

Renommer le dispositif de dosage

Avec DOS2 Prod. de rinçage, seule l'option Concentration s'affiche.

Amorçage DOS

Les dispositifs de dosage pour produits chimiques liquides ne fonctionnent correctement qu'une fois l'air évacué.

Un dispositif de dosage doit être amorcé uniquement si :

- le dispositif de dosage est utilisé pour la première fois ou
- le bidon n'a pas été rempli ou remplacé à temps, et que vous avez dû vider le dispositif de dosage.

Avant de commencer à purger l'air, assurez-vous qu'il y a suffisamment de produits chimiques dans les bidons et que ces derniers sont bien vissés aux cannes d'aspiration. On ne peut pas purger plusieurs systèmes de dosage en même temps.

...

- ▶ Système de dosage
 - ▶ DOS_
 - ▶ Purge DOS



La purge automatique démarre dès qu'on sélectionne le système de dosage. Une fois démarré, le processus de purge automatique ne peut plus être interrompu.

- Choisissez un système de dosage à l'aide des flèches \wedge et \vee .
- Démarrez la purge à l'aide de la touche **OK**.

Si le message suivant s'affiche, cela signifie que le processus de purge automatique a été mené avec succès :



Réglages supplémentaires

Concentration Vous pouvez configurer la concentration de dosage des produits chimiques liquides qui sera appliquée sur tous les programmes, par exemple lorsque vous changez de fabricant.

La concentration de dosage doit être réglée conformément aux indications des fabricants ou aux résultats de traitement exigés.


La consommation de produits liquides est consignée dans le journal de bord du laveur (cf. chapitre "Réglages supplémentaires / Journal de bord").

...

▶ Dispositifs de dosage

▶ DOS_

▶ Concentration

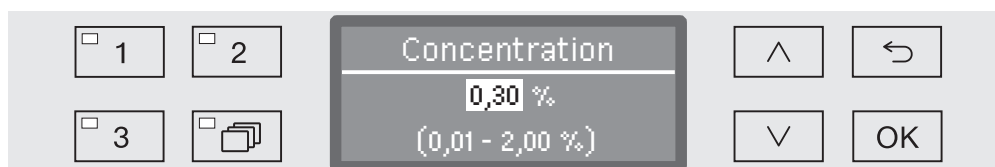

La concentration du dosage se règle par paliers de 0,01. La plage de réglages disponible s'affiche sur la ligne du bas. Une concentration de 0,00 % signifie qu'il n'y a aucun produit liquide dans le bidon.

- Réglez la concentration à l'aide des flèches de navigation \wedge (plus) et \vee (moins).
- Sauvegardez ce réglage en appuyant sur la touche *OK*.

Modifier le nom


Si nécessaire, vous pouvez personnaliser les noms des dispositifs de dosage tels que "DOS1", "DOS2" en ajoutant un complément. Ex. : "DOS1 détergent". En revanche, le terme "DOS" et le chiffre associé ne peuvent être modifiés.

Documentez toute modification des réglages d'usine en prévention d'une éventuelle intervention du service après-vente.

Si l'option



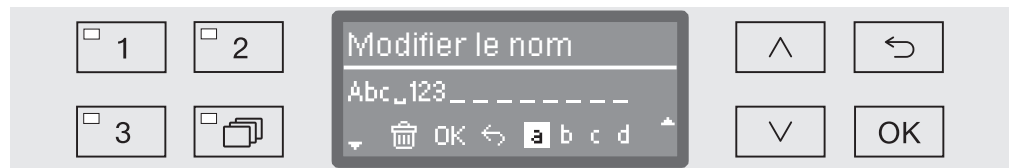


– Modifier le nom

a été choisie, l'écran bascule vers la vue suivante :



La ligne du milieu indique le nom actuel. Ce dernier peut être modifié à l'aide des options indiquées sur la ligne du bas. La ligne du haut rappelle l'option sélectionnée sur la ligne du bas.

Les noms peuvent comporter jusqu'à 15 caractères, espaces compris. Vous pouvez choisir entre les options suivantes :

- Lettres de A à Z ;
chaque nouveau mot commençant automatiquement par une majuscule.
- Chiffres de 0 à 9.
- Espace vide _.
- Sélectionnez le symbole  pour effacer la dernière position.
- Pour sauvegarder le nom, appuyez sur OK. L'affichage revient au menu de départ.
- Le symbole  à l'écran ou la touche  interrompent le processus sans enregistrer la modification du nom. L'affichage revient au menu de départ.
- Déplacez le curseur jusqu'à l'option de votre choix à l'aide des flèches  (droite) et  (gauche).
- Confirmez chaque sélection une à une en appuyant sur la touche OK.


Réglages supplémentaires

Température / Durée

Il est de même possible de modifier les données liées à la température, au temps de maintien des phase de lavage et de rinçage des programmes respectifs.

...

► Température / Durée

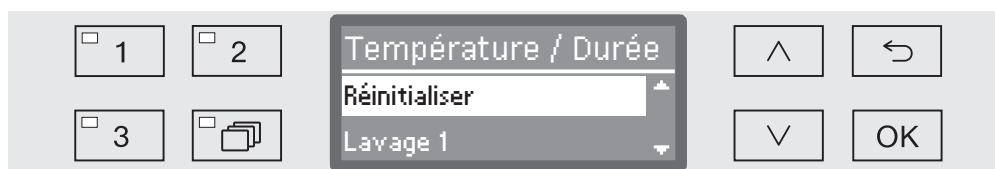

– Réinitialiser

Les paramètres de tous les programmes sont réinitialisés.


– Lavage 1

Modifier la température et le temps de maintien d'un bloc de programme

– Rinçage final 1

Modifier la température et le temps de maintien d'un bloc de programme

- Choisissez une option à l'aide des flèches \wedge et \vee puis validez votre choix en appuyant sur la touche *OK*.

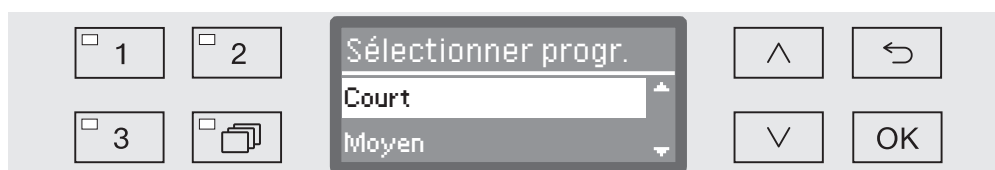

- Choisissez un programme à l'aide des flèches \wedge et \vee puis validez votre choix en appuyant sur la touche *OK*.



En activant *Réinitialiser*, vous restaurez les valeurs par défaut du programme sélectionné et le menu se termine.

Réglages supplémentaires

Si les blocs Lavage 1 ou Rinçage final 1 sont activés, vous pouvez procéder aux réglages suivants :



- Température / Temp. rinç. final
modifier la température du bloc de lavage sélectionné
- Temps de maintien
modifier le temps de maintien du bloc de lavage sélectionné
- Choisissez une option à l'aide des flèches \wedge et \vee puis validez votre choix en appuyant sur la touche *OK*.

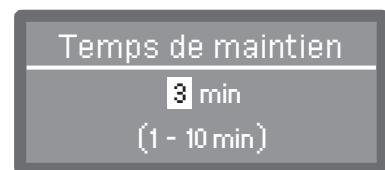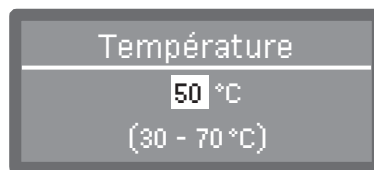




Le réglage s'effectue en une seule étape. La plage de réglage accessible s'affiche sur la ligne du bas.


Le dosage des produits chimiques se produit à une température réglée en usine. Si ce bloc de lavage prévoit un dosage de produits chimiques, la température minimale configurée correspond à la température de dosage. Il est impossible de régler une valeur inférieure à celle-ci.

- Augmentez ou diminuez cette valeur à l'aide des flèches de navigation \wedge et \vee .
- Sauvegardez ce réglage en appuyant sur la touche *OK*.

Valider un programme

Vous pouvez verrouiller l'accès aux différents programmes de lavage. Le cas échéant, ils ne s'affichent pas parmi les programmes proposés, ce qui garantit notamment que seuls les programmes validés puissent être utilisés.

- Pour accéder au menu principal Réglages suppl., commencez par éteindre le laveur en appuyant sur  puis, tout en maintenant la touche  enfoncée, rallumez-le en appuyant sur .
- Pour accéder au menu, vous devez suivre le chemin d'accès suivant :
 - ▶ Réglages suppl.
 - ▶ Validation progr.

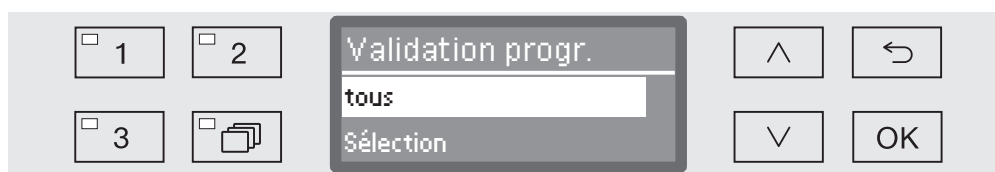



– tous


Tous les programmes sont validés.

– Sélection



Une sélection de programmes est disponible.

- Choisissez une option à l'aide des flèches  et  puis validez votre choix en appuyant sur la touche **OK**.

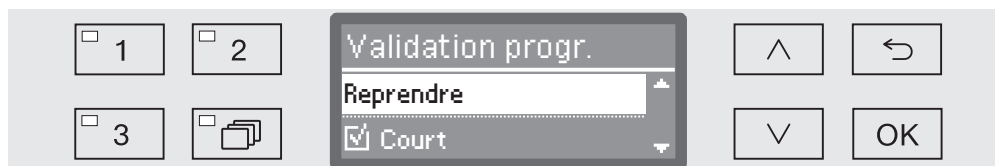L'option Sélection donne accès à une liste qui contient tous les programmes.



Une liste à choix multiples permet de choisir son programme. Chaque programme est précédé d'une petite case , qui sera cochée dans le cas du programme sélectionné . Les programmes verrouillés sont reconnaissables par une petite case vide.

- Pour valider ou verrouiller un programme, utilisez les flèches  et  puis confirmez en appuyant sur la touche **OK**.
- Pour enregistrer votre choix, sélectionnez l'option Reprendre qui se trouve à la fin de la liste puis validez votre choix en appuyant sur la touche **OK**.

Dureté de l'eau




Ce menu vous permet de programmer l'adoucisseur selon la dureté de l'eau du robinet de votre commune.

Vous trouverez la procédure au chapitre "Adoucisseur".

Affichage de la température

Vous pouvez visualiser la température de la cuve en cours de programme.

A l'écran s'affiche soit la température en temps réel, soit la température de consigne prédéfinie pour le bloc de lavage en cours.

- Pour accéder au menu principal Réglages suppl., commencez par éteindre le laveur en appuyant sur  puis, tout en maintenant la touche  enfoncée, rallumez-le en appuyant sur .
- Pour accéder au menu, vous devez suivre le chemin d'accès suivant :

▶ Réglages suppl.

▶ Affichage





– Température réelle

Affichage de la température dans la cuve en temps réel

– Température consigne

Affichage de la température de consigne prévue pour le bloc de lavage en cours. Une ligne en pointillé --- s'affiche lorsqu'aucune température n'est indiquée.


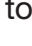

En cours de programme, les deux valeurs s'affichent sous Température. Aucune distinction n'est faite entre température réelle et température de consigne.

- Choisissez une option à l'aide des flèches  et .
- Sauvegardez ce réglage en appuyant sur la touche **OK**.

Réglages supplémentaires

Contraste et luminosité de l'écran

Ce menu permet d'ajuster le contraste et la luminosité de l'écran.

- Pour accéder au menu principal Réglages suppl., commencez par éteindre le laveur en appuyant sur  puis, tout en maintenant la touche  enfoncée, rallumez-le en appuyant sur .
- Pour accéder au menu, vous devez suivre le chemin d'accès suivant :
 - ▶ Réglages suppl.
 - ▶ Ecran




– Contraste

Régler le contraste

– Luminosité

Régler la luminosité

- Choisissez une option à l'aide des flèches \wedge et \vee .
- Confirmez votre choix en appuyant sur *OK*.

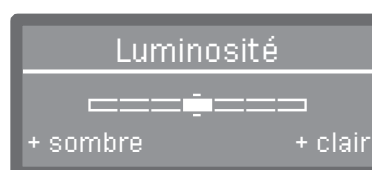




Le réglage du contraste et de la luminosité s'effectue via une barre de progression affichée à l'écran.

- Modulez ces paramètres à l'aide des flèches \wedge (+ élevé/+ clair) et \vee (- élevé/+ sombre).
- Sauvegardez ce réglage en appuyant sur la touche *OK*.

Arrêt dans (fonction Auto-Off)

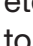En cas de non utilisation du laveur pendant un temps configuré, il se bloque automatiquement. Cette fonction peut être activée ou désactivée.

- Pour accéder au menu principal Réglages suppl., commencez par éteindre le laveur en appuyant sur  puis, tout en maintenant la touche  enfoncée, rallumez-le en appuyant sur .
- Pour accéder au menu, vous devez suivre le chemin d'accès suivant :
 - ▶ Réglages suppl.
 - ▶ Arrêt dans



– oui

Si la fonction Auto-Off est activée, vous devez régler un délai d'attente au terme duquel l'arrêt automatique devra se produire.

– non

La fonction Auto-Off est désactivée.

- Choisissez une option à l'aide des flèches \wedge et \vee .
- Sauvegardez ce réglage en appuyant sur la touche **OK**.

Régler le délai d'attente

Si l'option **oui** est sélectionnée, vous devez à présent régler le délai d'attente au terme duquel l'arrêt automatique devra se produire.






Le délai d'attente se règle par paliers de 5 minutes. La plage de réglages disponible s'affiche sur ligne du bas.

- Réglez le délai d'attente à l'aide des flèches de navigation \wedge (plus) et \vee (moins).
- Sauvegardez ce réglage en appuyant sur la touche **OK**.

Réglages supplémentaires

Réglages d'usine

En cas de besoin, il est possible de restaurer tous les réglages d'usine, sachant que les paramètres de la commande et les paramètres des programmes feront l'objet d'une réinitialisation distincte.

- Pour accéder au menu principal Réglages suppl., commencez par éteindre le laveur en appuyant sur  puis, tout en maintenant la touche  enfoncée, rallumez-le en appuyant sur .
- Pour accéder au menu, vous devez suivre le chemin d'accès suivant :
 - ▶ Réglages suppl.
 - ▶ Réglage usine
 - ▶ Réinitialiser



– non

Les paramètres modifiés sont sauvegardés.



– param. progr. uniquement

Tous les réglages programmes sont restaurés.

Les programmes qui ont été enregistrés sur la mémoire libre restent identiques.

– Tous réglages

Tous les paramètres de commande, y compris les quantités de dosage et la dureté de l'eau, sont réinitialisés.

- Choisissez une option à l'aide des flèches  et .
- Confirmez votre choix en appuyant sur *OK*.

Version logiciel

Ce menu permet de consulter les versions logicielles des éléments de commande. Vous en aurez besoin en cas d'intervention du service après-vente.

Pour connaître la procédure, veuillez consulter le chapitre "Service après-vente".

Maintenance

Le service après-vente Miele doit contrôler cette machine à intervalles réguliers, à savoir **au plus tard après 1000 heures maximum de fonctionnement et au moins une fois par an.**

Les points de maintenance sont les suivants :

- la sécurité électrique
- le mécanisme de fermeture de porte et le joint de porte
- les fixations et raccordements dans la cuve
- l'arrivée d'eau et la vidange
- les systèmes de dosage interne et externe
- les bras de lavage
- la combinaison de filtres
- le bac collecteur avec pompe de vidange et clapet anti-retour
- tous les chariots, paniers, compléments et modules

La maintenance inclut aussi le contrôle de fonctionnement des éléments suivants :

- faire tourner un programme comme cycle test
- une mesure thermoélectrique
- un contrôle d'étanchéité
- tous les systèmes de mesure qui concernent la sécurité (affichage des états d'anomalie)
- les dispositifs de sécurité

Contrôle de routine

Des contrôles de routine quotidiens doivent être effectués avant le début du travail par l'utilisateur. Pour les contrôles de routine, une liste type de contrôles correspondants est fournie à la livraison.


Les points suivants doivent être contrôlés :


- les filtres dans la cuve,
- les bras de lavage des machines et les bras de lavage des chariots et paniers,
- la cuve et le joint de porte,
- le système de dosage,
- les chariots, paniers, compléments et modules.

Nettoyer les filtres de cuve


Les filtres au fond de la cuve permettent d'empêcher que les plus grosses particules de saleté passent dans le système de circulation. Les filtres peuvent être obstrués par ces particules. Aussi les filtres doivent être contrôlés tous les jours et nettoyés si nécessaire.

 Ne faites jamais fonctionner le laveur sans filtres !

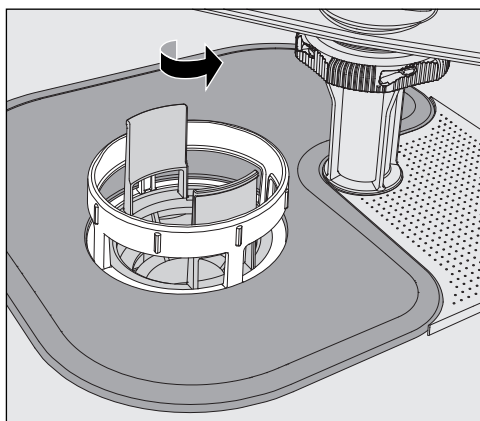


 Risque de blessures dus à des éclats de verres, aiguilles etc. retenus par les filtres.

- Dévissez le microfiltre dans le sens de la flèche et retirez-le en même temps que le filtre conique.

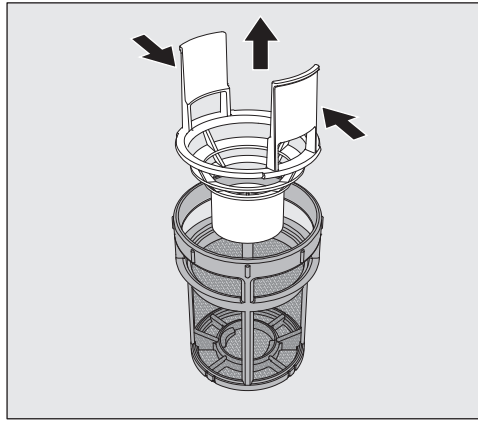

- Comprimez les ergots et retirez le filtre conique.
- Retirez le préfiltre desserré entre le filtre conique et le microfiltre.

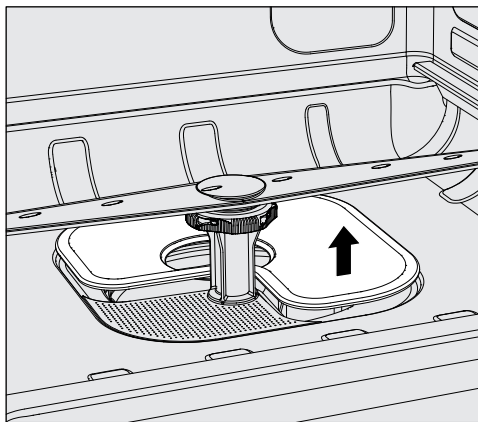

- Sortez le tamis en dernier.
- Nettoyez les filtres
- Remettez la combinaison de filtres dans l'ordre inverse. Vérifiez que ...
 - le tamis est posé bien à plat et adhère au fond de la cuve.
 - le filtre conique s'enclenche bien dans le microfiltre.
 - le microfiltre est vissé à fond.

Contrôler et nettoyer les bras de lavage

Il arrive parfois que les gicleurs des bras de lavage se bouchent, notamment si les filtres ne sont pas correctement enclenchés dans la cuve et que des particules grossières arrivent dans le circuit du bain lessiviel.

Un contrôle visuel des bras de lavage doit donc avoir lieu quotidiennement pour vérifier la présence d'impuretés.

- Vous devez retirer les chariots ou les paniers.
- Procédez à un contrôle visuel des bras de lavage pour vérifier qu'il n'y a pas d'impuretés et que les gicleurs ne sont pas obstrués.
- Vérifiez aussi si les bras de lavage tournent normalement.

⚠ Des bras de lavage grippés ou bloqués ne peuvent plus être utilisés.

Le cas échéant, adressez-vous au service après-vente Miele.

Nettoyer les bras de lavage


Voici comment procéder pour démonter les bras de lavage, les chariots et les paniers pendant le lavage :

- Retirez les chariots ou les paniers de la machine.

Le bras de lavage supérieur est fixé par un raccord.

- Tirez sur le bras de lavage supérieur pour l'abaisser.

Le bras de lavage inférieur et les bras de lavage des chariots et paniers sont fixés par des fermetures à baïonnette.

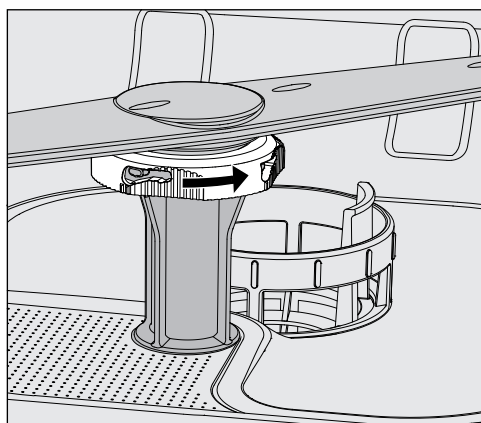


- Desserrez les fermetures à baïonnette moletées en les tournant dans le sens de la flèche jusqu'à la butée.
- Vous pouvez ensuite retirer les bras de lavage par le haut ou par le bas.

Bras de lavage de chariots et paniers avec écrous moletés :

Les bras de lavage de chariots et paniers de séries précédentes sont fixés par des écrous moletés. Ils doivent être dévissés et les bras de lavage doivent être retirés par le bas.

Le filetage des écrous moletés en métal se trouve à gauche et le filetage des écrous moletés en céramique se trouve à droite.

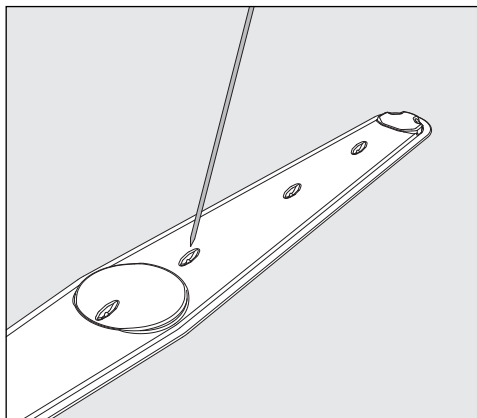

- Repoussez les salissures dans le bras de lavage à l'aide d'un objet pointu.
- Pour terminer, passez le bras de lavage sous l'eau.

⚠️ Aucun objet en métal et aucune partie d'instrument ne doit adhérer aux aimants des bras de lavage.
Eloignez tous les objets métalliques des aimants.

- Vérifiez que les paliers des bras de lavage ne présentent pas de traces d'usure.

En cas d'usure visible, le bon fonctionnement des bras de lavage peut être remis en cause sur le long terme.
Le cas échéant, contactez le service après-vente Miele.

- Une fois leur nettoyage terminé, réinstallez les bras de lavage.
- Après le montage, vérifiez que les bras de lavage tournent normalement.

Chaque bras de lavage des chariots et paniers est identifié par un numéro qui est rappelé sur les tuyaux d'arrivée d'eau dans la zone des fermetures à baïonnette (exemple : 03). Lors du montage, vérifiez que les numéros des bras de lavage coïncident avec les numéros des tuyaux d'arrivée d'eau.

Nettoyer le laveur

⚠ Ne lavez pas le laveur et son environnement immédiat au jet d'eau ou au nettoyeur à haute pression.

⚠ Sur les surfaces en inox, n'utilisez jamais de détergents contenant du sel d'ammoniaque ni de dilution au nitrate ou à la résine synthétique !

Ces produits pourraient endommager les surfaces.

Nettoyer le bandeau de commande

N'utilisez aucun détergent abrasif ni aucun produit multi-usages pour nettoyer le bandeau de commande !

De par leur composition chimique, ces produits peuvent fortement endommager les surfaces en verre et en plastique ainsi que les touches de commande imprimées.

- Nettoyez le bandeau de commande à l'aide d'un chiffon humide et de liquide vaisselle ou d'un produit nettoyant pour inox non abrasif.
- Pour nettoyer l'écran et la partie inférieure en plastique, vous pouvez aussi utiliser des nettoyeurs classiques pour plastique ou verre.
- Pour désinfecter cette zone, utilisez un produit recommandé par le fabricant.

Nettoyer le joint de porte et la porte

- Essuyez régulièrement le joint de porte à l'aide d'un chiffon humide pour en retirer les salissures.
Faites remplacer les joints de porte endommagés ou non étanches par le service après-vente Miele.
- Retirez les éventuelles salissures sur les côtés et les charnières de porte.
- A l'aide d'un chiffon humide, nettoyez régulièrement la rigole de la tôle de socle qui se trouve sous la porte.

Nettoyer la cuve

La cuve est presque entièrement auto-nettoyante. Si des dépôts se forment, adressez-vous au service après-vente Miele.

Nettoyer la façade de l'appareil

- Nettoyez la surface en inox avec un chiffon humide et du liquide vaisselle ou un détergent spécial inox non abrasif.

Entretien inox

- Pour garder les surfaces inox propres plus longtemps (ex. : traces de doigts), vous pouvez utiliser un produit spécial inox disponible auprès du service après-vente Miele.

Contrôler les chariots, paniers, modules et compléments

Pour garantir le fonctionnement des chariots, paniers, modules et compléments, vous devez procéder à un contrôle quotidien. Une check-liste des points est jointe au laveur.

Les points suivants doivent être contrôlés :

- les roulettes des chariots et des paniers sont-elles en bon état et correctement reliées au chariot ou au panier ?
- les connexions de couplage à l'eau sont-elles toutes en place et en bon état ?
- les connexions de couplage à l'eau réglables en hauteur sont-elles réglées à la bonne hauteur et correctement fixées ?
- les gicleurs et les connexions de couplage sont-ils bien reliés au chariot, panier ou module ?
- les gicleurs et les connexions de couplage permettent-ils à l'eau de circuler librement ?
- les embouts et les fermetures sont-ils bien positionnés sur les douilles de lavage ?
- les bouchons sont-ils présents sur tous les modules et les barres à injection et sont-ils bien fixés ?
- les embouts du couplage de modules dans les chariots et paniers du système modulaire fonctionnent-ils correctement ?

si disponible :

- les bras de lavage tournent-ils sans problème ?
- les gicleurs et les bras de lavage ne sont-ils pas obstrués (cf. chapitre "Nettoyer les bras de lavage") ?
- les aimants intégrés dans les bras de lavage sont-ils exempts d'objets en métal adhérent ?
- faut-il nettoyer des tuyaux de filtration ou remplacer des plaques filtrantes, par exemple dans E 478/1 ? (non applicable sur PG 8504)

Maintenance de chariots, paniers, modules et compléments

Le service après-vente Miele doit contrôler cette machine à intervalles réguliers, à savoir **au plus tard après 1000 heures maximum de fonctionnement et au moins une fois par an.**

Conseils en cas de panne



Les tableaux suivants vous aideront à déterminer les causes de la panne et à trouver une solution.

⚠ Seuls les techniciens agréés Miele sont habilités à réparer ce laveur.
Des réparations incorrectes peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.

Remarque : afin d'éviter des interventions inutiles du SAV Miele, vérifiez avant tout si une panne n'a pas pu être causée par une fausse manipulation.

S'applique à tous les messages d'erreurs :
si la cause de la panne n'a pas été supprimée et que le laveur a été éteint entre temps, vous devez déclarer le message d'erreur comme acquitté en entrant le code PIN, faute de quoi vous ne pouvez plus réutiliser le laveur qui reste bloqué.

Anomalies et messages techniques

Problème	Cause et solution
L'écran est sombre et toutes les LED sont éteintes.	Le laveur est éteint. ■ Rallumez le laveur en appuyant sur la touche  .
	Les fusibles ont disjoncté. ■ Respectez les données de protection minimale indiquées sur la plaque signalétique. ■ Réenclenchez les fusibles. ■ En cas de déclenchement répété des fusibles, contactez le service après-vente Miele.
	La prise n'est pas branchée. ■ Branchez la prise.
Le laveur s'est éteint de lui-même.	Aucune anomalie ! Afin d'économiser de l'énergie, la fonction Auto-Off coupe automatiquement le laveur au terme d'un délai d'attente prédéfini. ■ A l'aide de la touche  , vous réactivez le laveur.
Prochaine maintenance :	Aucune anomalie ! Le service après-vente Miele a laissé une recommandation pour la prochaine maintenance. ■ Veuillez contacter le service après-vente Miele pour prendre rendez-vous.

Dosage / Dispositifs de dosage

⚠ Attention lorsque vous manipulez des produits chimiques !
 Suivez les consignes de sécurité et les fiches de données de sécurité du fabricant des produits chimiques.

Problème	Cause et solution
Il reste des résidus de lessive en poudre dans le réservoir en fin de programme.	Il restait un peu d'humidité dans le réservoir du détergent en poudre lorsque vous l'avez rempli. ■ Vérifiez que le réservoir est sec avant d'y verser le détergent en poudre.
	Le clapet du réservoir pour détergent en poudre est bloqué par la charge. ■ Chargez le laveur de telle sorte que le clapet ne reste pas bloqué.
Le clapet du réservoir du détergent en poudre ne ferme pas.	Du détergent s'est aggloméré dans le réservoir au niveau de la fermeture. ■ Eliminez les restes de détergent.
Remplir DOS	Le système a détecté un niveau de remplissage trop bas dans un bidon de produits chimiques liquides. ■ Remplissez le bidon avant le démarrage du prochain programme ou remplacez-le.
Purger DOS en fin de programme	Le système a détecté un débit irrégulier d'un des produits chimiques liquides. Il y a probablement de l'air dans le dispositif de dosage. ■ Attendez que le programme se termine. ■ En fin de programme, purgez le dispositif de dosage.
Démarrage progr. impos. Purger prod. dosage DOS	Un programme ne peut pas être démarré, car ... - il y a de l'air dans le dispositif de dosage. - le dispositif de dosage a été complètement vidé. ■ Vérifiez le niveau de remplissage du bidon et selon les besoins, remplissez-le ou remplacez-le. ■ Purgez le dispositif de dosage.
Purge syst. dosage DOS activée	Aucune anomalie ! Le dispositif de dosage est purgé automatiquement. Patientez jusqu'à ce que la purge soit terminée.

Conseils en cas de panne

Problème	Cause et solution
Purge système DOS interrompue, répéter.	<p>La purge du dispositif de dosage a été interrompue car un débit trop faible a été détecté. Il est probable que le tuyau de dosage est plié ou que la canne d'aspiration est obstruée.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Vérifiez que le tuyau de dosage n'est pas tordu et qu'il est toujours étanche. Installez le tuyau de dosage de telle sorte qu'il ne puisse pas se tordre.■ Vérifiez que l'ouverture de la canne d'aspiration n'est pas obstruée et retirez les résidus éventuels.■ Relancez la purge. <p>Si vous constatez qu'il y a des problèmes d'étanchéité au niveau du tuyau de dosage ou une anomalie sur la canne d'aspiration, contactez le service après-vente Miele.</p>
Contrôler bidon / canne DOS	<p>Le système a détecté une absence de débit ou un débit très faible.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Vérifiez le niveau de remplissage du bidon et selon les besoins, remplissez-le ou remplacez-le.■ Vérifiez les possibles dépôts sur l'ouverture d'aspiration de la canne d'aspiration.■ Purgez le dispositif de dosage. <p>Le tuyau de dosage est replié.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Dépliez le tuyau de dosage et installez-le de telle sorte qu'il ne puisse plus se replier ou se tordre.■ Vérifiez les éventuels problèmes d'étanchéité sur le tuyau de dosage.■ Purgez le dispositif de dosage. <p>Si vous constatez qu'il y a des problèmes d'étanchéité au niveau du tuyau de dosage ou une anomalie sur la canne d'aspiration, contactez le service après-vente Miele.</p>

Les produits chimiques à haute viscosité utilisés pour le traitement de la charge sont susceptibles de fausser le contrôle du dosage. Le cas échéant, demandez au service après-vente Miele quelles sont les mesures à prendre.

Le taux de viscosité est essentiel à l'exactitude de la concentration de dosage.

Quantité de sel insuffisante / Adoucisseur



Problème	Cause et solution
Remplir sel	<p>Il n'y a plus de sel dans l'adoucisseur.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Remplissez-le de sel régénérant avant le prochain démarrage de programme.
Dernier rappel : verrouillage de l'appareil pour manque de sel	<p>Il n'y a plus de sel dans l'adoucisseur. Le laveur ne peut plus se régénérer. L'accès aux autres applications se bloque.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajoutez du sel régénérant.
Verrouillage appareil pour manque de sel	<p>L'adoucisseur ne peut pas être régénéré, la quantité de sel étant insuffisante. L'utilisation du laveur est bloquée.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajoutez du sel régénérant. <p>Quelques secondes après avoir rempli le réservoir de sel, le système de verrouillage est à nouveau désactivé. La régénération s'effectuera automatiquement lors du prochain programme.</p>
Couvercle réservoir sel pas fermé correctement	<p>Le réservoir de sel est mal fermé.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Fermez le réservoir.
	<p>Des résidus de sel bloquent la fermeture.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Retirez tous les résidus de sel de l'entonnoir de remplissage du sel, du couvercle et du joint. ■ Fermez le réservoir.

Conseils en cas de panne


Interruption avec affichage d'un code erreur

Si l'appareil s'arrête et affiche un code erreur tel que Anomalie XXX (XXX symbolise ici un code type), il est probable qu'un problème technique grave vient de se produire.

En cas d'interruption avec affichage d'un code erreur, voici la marche à suivre :


- arrêtez le laveur en effleurant la touche .
- attendez une dizaine de secondes avant d'enclencher de nouveau le laveur en effleurant de nouveau la touche .
- confirmez que le code erreur a été acquitté en saisissant le code PIN.
- redémarrez le programme précédent.

Si le message d'erreur s'affiche de nouveau :

- recopiez le contenu du message.
- arrêtez le laveur en effleurant la touche .
- contactez le service après-vente Miele.


Respectez par ailleurs les conseils relatifs aux codes erreur suivants :

Problème	Cause et solution
Anomalie 403-405	Un programme a été interrompu : il y a trop peu ou pas du tout d'eau dans le laveur. <ul style="list-style-type: none">■ Ouvrez les robinets d'eau à fond.■ Respectez aussi les autres consignes du message Contrôler arrivée d'eau.
Anomalie 406-408	Le débit au niveau de l'arrivée d'eau étant trop faible, un programme s'est interrompu. <ul style="list-style-type: none">■ Vérifiez si les robinets d'eau sont ouverts à fond.■ Respectez les consignes de débit minimum aux chapitres "Raccordement à l'arrivée d'eau" et "Caractéristiques techniques".■ Vérifiez les filtres d'arrivée d'eau.■ Contactez le service après-vente Miele pour demander quelles sont les mesures à prendre.
Anomalie 412-414	Le débit au niveau de l'arrivée d'eau étant trop fort, un programme s'est interrompu. <ul style="list-style-type: none">■ Respectez les consignes relatives à la pression d'eau recommandée et à la pression d'eau statique admissible (cf. chapitres "Arrivée d'eau" et "Caractéristiques techniques").■ Contactez le service après-vente Miele pour demander quelles sont les mesures à prendre.
Anomalie 440	L'interrupteur à flotteur placé dans le bac collecteur n'a pas fonctionné. Il se peut qu'il soit bloqué. <ul style="list-style-type: none">■ Sortez tous les filtres.■ Vérifiez que l'interrupteur à flotteur n'est pas coincé. Il se trouve sous le bac collecteur derrière le bras de lavage.

Problème	Cause et solution
Anomalie 518	<p>Aucun débit détecté lors du dosage depuis le bidon</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p> Attention lorsque vous manipulez des produits chimiques ! Suivez les consignes de sécurité et les fiches de données de sécurité du fabricant des produits chimiques.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez les niveaux de remplissage des bidons. Remplissez-les si nécessaire ou remplacez-les par des bidons pleins. ■ Vous devez vérifier que les ouvertures des cannes d'aspiration ne sont pas obstruées et en retirer les éventuels dépôts. ■ Vérifiez les raccords de tuyaux sur les cannes d'aspiration, le laveur et les modules DOS installés. ■ Dépliez tous les tuyaux de dosage tordus et vérifiez qu'ils ne présentent pas de problème d'étanchéité. Installez les tuyaux de dosage de telle sorte qu'ils ne puissent plus se tordre. ■ Purgez les doseurs. <p>Si vous constatez des problèmes d'étanchéité sur les tuyaux de dosage ou des défauts sur les cannes d'aspiration, contactez le service après-vente Miele.</p>
Anomalie 526	<p>Le débit minimum n'a pas été atteint car un ou plusieurs raccords à l'eau à l'arrière de la cuve sont mal fermés.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez les plaques d'obturation des raccords à l'eau au dos de la cuve et éliminez les éventuels obstacles.

Conseils en cas de panne

Anomalies et messages relatifs au process

Problème	Cause et solution
Mauvais code saisi	Le code PIN saisi ne correspond pas au code enregistré. <ul style="list-style-type: none">■ Saisissez de nouveau le code PIN.■ En cas de perte du code PIN, contactez le service après-vente Miele.
Programme a été interrompu	Aucune anomalie ! Un programme en cours a été interrompu par un utilisateur. <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p> L'intérieur de la cuve peut être très brûlant. Lorsque la porte s'ouvre, de la vapeur et des produits chimiques peuvent s'échapper ! Respectez les mesures de protection du personnel !</p></div>
Programme poursuivi	Aucune anomalie ! Le processus d'interruption de programme n'a pas été mené à son terme. Le programme en cours continue sans interruption.
Tous les réglages usine restaurés	Aucune anomalie ! Un utilisateur a restauré les réglages usine. <ul style="list-style-type: none">■ Confirmez le message en appuyant sur la touche <i>OK</i>.
Tous les réglages progr. restaurés	Aucune anomalie ! Un utilisateur a restauré les réglages d'usine des programmes. <ul style="list-style-type: none">■ Confirmez le message en appuyant sur la touche <i>OK</i>.

Nettoyage insuffisant et corrosion

Problème	Cause et solution
Il reste des traces blanches sur la charge	L'adoucisseur est mal réglé. ■ Programmez l'adoucisseur selon la dureté de l'eau de votre commune.
	Il n'y a plus de sel dans le réservoir. ■ Ajoutez du sel régénérant.
	La qualité de l'eau du rinçage final n'était pas assez bonne. ■ Utilisez de l'eau avec une valeur de conductivité faible. ■ Si le laveur est raccordé à une cartouche d'eau déminéralisée, vérifiez son état et remplacez-la, si nécessaire.
	L'eau qui entre par le raccordement d'eau déminéralisée est trop dure. ■ Vérifiez le déminéralisateur placé en amont. La cartouche de déminéralisation du purificateur d'eau doit être remplacée si nécessaire.
Le résultat de lavage est médiocre	Les chariots, paniers, modules et compléments n'étaient pas adaptés à cette charge. ■ Choisissez les chariots, paniers, modules et compléments selon la tâche à accomplir.
	Les chariots, paniers, modules et compléments sont mal ou trop chargés. ■ Veillez à bien ranger la charge. Respectez les consignes prévues aux modes d'emploi. ■ Évitez de surcharger les chariots, paniers, modules et compléments.
	Le programme de traitement ne correspondait pas au type de salissures. ■ Sélectionnez un programme approprié soit ■ modifiez les paramètres du programme selon la tâche à accomplir.
	Un bras de lavage est resté bloqué. ■ Lorsque vous triez la charge, vérifiez que rien ne vienne bloquer les bras de lavage.
	Les gicleurs sur les chariots, paniers, modules ou bras de lavage sont bouchés. ■ Vérifiez les gicleurs et nettoyez-les si nécessaire.
	Les filtres dans la cuve sont encrassés. ■ Vérifiez les filtres et nettoyez-les si nécessaire.
	Les chariots, paniers ou modules n'ont pas été correctement insérés dans la connexion de couplage à l'eau. ■ Vérifiez et corrigez.

Conseils en cas de panne

Problème	Cause et solution
Traces de corrosion sur la verrerie	Ces pièces ne sont pas adaptées au traitement en machine. ■ Traitez uniquement des pièces dont le fabricant a déclaré qu'elles pouvaient être traitées en machine.
	Il n'y a pas eu de neutralisation pendant le programme. – Dosage via le réservoir situé dans la porte ✱ (DOS 2) : ■ Ajoutez l'agent neutralisant. – Dosage avec un bidon externe : ■ Vérifiez le niveau de remplissage du bidon et purgez le dispositif de dosage si nécessaire.
	La température de lavage était trop chaude. ■ Sélectionnez un autre programme soit ■ Diminuez la température de lavage.
	Utilisation de détergents fortement alcalins. ■ Utilisez un détergent plus doux soit ■ Diminuez la concentration de détergent.
Traces de corrosion sur charge inox	La qualité de l'inox n'est pas adaptée au traitement en machine. ■ Utilisez exclusivement des pièces en inox de grande qualité et respectez les consignes des fabricants pour le traitement en machine.
	La teneur en chlorure de l'eau est trop élevée. ■ Procédez à une analyse de l'eau. Si nécessaire, installez un raccordement à un dispositif de traitement externe de l'eau rendant possible l'utilisation de l'eau déminéralisée.
	Il n'y a pas eu de neutralisation pendant le programme. Dosage via le réservoir situé dans la porte ✱ (DOS 2) : ■ Ajoutez l'agent neutralisant.
	Dosage avec un bidon externe : ■ Vérifiez le niveau de remplissage du bidon et purgez le dispositif de dosage si nécessaire.
	Des particules de rouille se trouvent dans la cuve, du fait par exemple d'une teneur trop élevée de fer dans l'eau ou de pièces rouillées lavées en même temps. ■ Vérifiez l'installation. ■ Retirez les pièces rouillées.

Arrivée d'eau et vidange

Problème	Cause et solution
Contrôler arrivée d'eau	<p>Un ou plusieurs robinets d'eau sont fermés.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ouvrez les robinets d'eau.
	<p>Il n'y a pas assez d'eau dans le laveur.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nettoyez les filtres d'arrivée d'eau. ■ Ouvrez les robinets d'eau à fond.
	<p>Le débit au niveau de l'arrivée d'eau est inférieur à 30 kPa (0,3 bar).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Contactez un plombier.
Contrôler vidange	<p>L'eau peut difficilement s'écouler ou ne peut pas s'écouler du tout, car ...</p> <ul style="list-style-type: none"> - le tuyau de vidange est bloqué. <ul style="list-style-type: none"> ■ Supprimez les pliures ou les nœuds surélevés du tuyau de vidange. ■ Relancez le programme. - les filtres dans la cuve sont obstrués. <ul style="list-style-type: none"> ■ Nettoyez les filtres dans la cuve. Respectez scrupuleusement les mesures de protection du personnel ! ■ Relancez le programme. - la pompe de vidange ou le clapet anti-retour sont obstrués. <ul style="list-style-type: none"> ■ Nettoyez l'arrivée d'eau de la pompe de vidange ainsi que le clapet anti-retour. Respectez scrupuleusement les mesures de protection du personnel ! ■ Relancez le programme. - le système de vidange ne peut pas absorber suffisamment d'eau. <ul style="list-style-type: none"> ■ Respectez les indications au chapitre "Raccordements à l'eau". ■ Contactez un plombier.

Conseils en cas de panne


Bruits

Problème	Cause et solution
Bruits de chocs dans la cuve	Un ou plusieurs bras de lavage tapent contre les pièces. <ul style="list-style-type: none">■ Interrompez le programme. Respectez les consignes du chapitre "Annulation de programme".■ Disposez les pièces de telle sorte qu'elles ne puissent pas heurter les bras de lavage.■ Vérifiez que rien n'entrave la rotation des bras de lavage.■ Relancez le programme.
Bruits de pièces qui s'entrechoquent dans la cuve	Des pièces bougent dans la cuve. <ul style="list-style-type: none">■ Interrompez le programme. Respectez les consignes du chapitre "Annulation de programme".■ Disposez les pièces afin qu'elles ne bougent pas.■ Relancez le programme.
Bruits de chocs dans le conduit d'eau	Le problème peut venir soit d'un problème d'installation de la machine soit du diamètre trop petit du conduit d'eau. Le fonctionnement du laveur n'en est pas affecté. <ul style="list-style-type: none">■ Contactez un installateur.


Nettoyer la pompe de vidange et le clapet anti-retour

Si l'eau n'a pas été complètement vidangée de la cuve en fin de programme, c'est peut-être qu'un corps étranger a bloqué la pompe de vidange ou le clapet anti-retour.

- Retirez la combinaison de filtres de la cuve (cf. chapitre "Maintenance / Nettoyer les filtres de cuve").

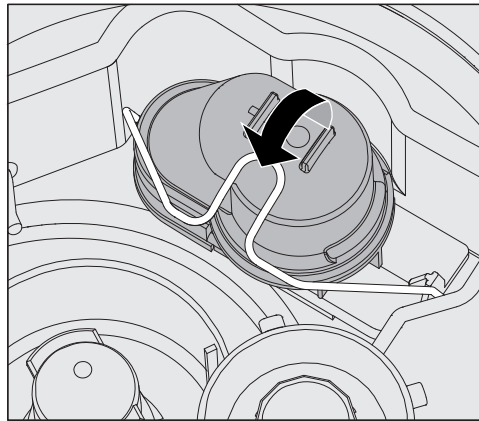

- Ouvrez l'étrier de fermeture.
- Soulevez le clapet anti-retour vers le haut, rincez-le sous l'eau.
- L'orifice de purge sur l'extérieur du clapet anti-retour (visible uniquement si démonté) ne doit pas être obstrué. Retirez les éventuelles salissures à l'aide d'un objet pointu.

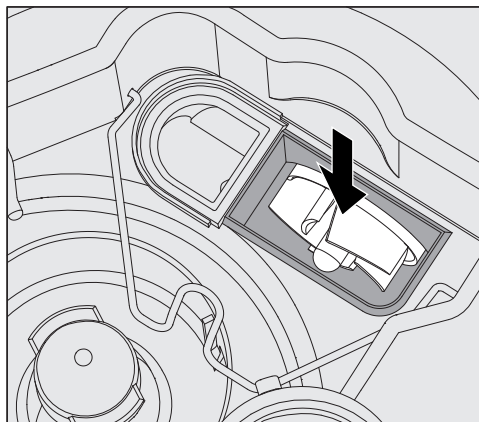

Sous le clapet anti-retour se trouve l'hélice de la pompe de vidange (flèche).

- Avant de réinstaller le clapet anti-retour, vérifiez qu'aucun corps étranger ne bloque l'hélice.
- Remontez le clapet anti-retour et fixez-le avec l'étrier de fermeture.

Résoudre une panne


Nettoyer les filtres d'arrivée d'eau

Des filtres ont été montés dans les raccords de tuyaux pour protéger les électrovannes d'arrivée d'eau. Si les filtres sont sales, il faut les nettoyer, l'encrassement des filtres empêchant l'eau d'entrer en quantité suffisante dans la cuve.

⚠ Le boîtier plastique de raccordement à l'eau contient un composant électrique. Ne l'immergez jamais !


Nettoyer le filtre

- Débranchez le laveur en éteignant l'appareil puis débranchez la prise ou enlevez le fusible.
- Fermez le robinet.
- Dévissez l'électrovanne d'arrivée d'eau.

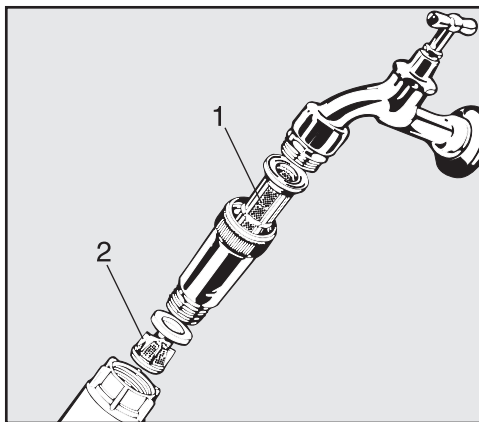

- Retirez le grand tamis 1.
- Retirez le joint plat du vissage.
- Retirez le préfiltre 2 avec une pince pointue ou une pince universelle.
- Nettoyez les filtres ou remplacez-les le cas échéant.
- Remontez les filtres et le joint en veillant à un positionnement correct !
- Lorsque vous revissez les raccords, vérifiez bien que le vissage se fasse sans accrocs.
- Ouvrez le robinet. Si l'eau s'écoule par les côtés, vous n'avez sans doute pas assez serré les raccords ou les avez montés de travers. Repositionnez l'électrovanne d'arrivée d'eau puis revissez-la.

Contacteur le service après-vente

 Les réparations doivent être effectuées exclusivement par le service après-vente Miele ou des professionnels qualifiés. Des réparations incorrectes peuvent entraîner des risques considérables pour l'utilisateur.

Afin d'éviter des interventions inutiles du service après-vente Miele, commencez par vérifier si la panne n'est pas due à une mauvaise manipulation. Veuillez suivre les consignes du chapitre "Éliminer les anomalies".

Si vous ne pouvez remédier aux anomalies malgré les indications du mode d'emploi, veuillez contacter le service après-vente Miele.




Vous trouverez nos coordonnées à la fin de ce mode d'emploi.


Veuillez indiquer au service après-vente le modèle et la référence de votre laveur. Ces deux indications figurent sur la plaque signalétique. Une plaque signalétique est apposée sur le côté de la porte de la cuve, une autre au dos de l'appareil.

Indiquez au service après-vente le message d'erreur ou le code erreur qui s'affiche à l'écran.

Version logiciel

Avant de contacter le service après-vente, munissez-vous du numéro de version du logiciel des éléments de commande individuels. Pour y accéder :

- Pour accéder au menu principal Réglages suppl., commencez par éteindre le laveur en appuyant sur  puis, tout en maintenant la touche  enfoncée, rallumez-le en appuyant sur .
- Pour accéder au menu, vous devez suivre le chemin d'accès suivant :
 - ▶ Réglages suppl.
 - ▶ Version logiciel

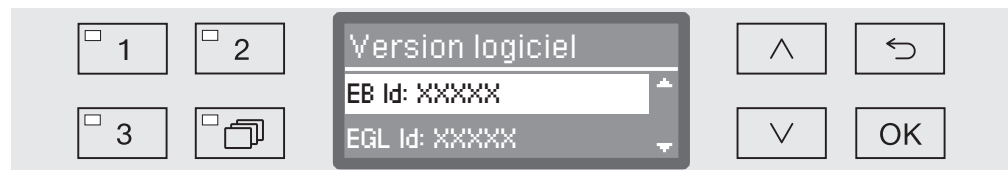

Les unités logiciel sont listées à l'écran, et XXXXX représente le numéro de version correspondant :

– EB Id: XXXXX

Version logiciel de l'unité de commande et de l'unité d'affichage sur le bandeau de commande

– EGL Id: XXXXX

Version logiciel de la carte de commande

– EZL Id: XXXXX

Version logiciel de la carte relais

– EFU Id: XXXXX

Version logiciel du convertisseur de fréquence

Vous ne pouvez pas effectuer de réglages dans ce menu.

Seul le service après-vente Miele peut installer des mises à niveau et des mises à jour logiciel.

- Fermez le menu à l'aide des touches OK ou .

Installation et ajustement

Veillez respecter le plan d'installation joint !

⚠ Il est conseillé de n'installer que des meubles pour applications professionnelles à proximité du laveur afin de prévenir tout dommage causé par la condensation.

Le laveur doit être installé bien à l'horizontale et de manière stable.

Vous pouvez compenser les irrégularités du sol grâce aux 4 pieds à vis. Les pieds ne peuvent pas être dévissés de plus de 6 cm.

Le laveur est conçu pour les types d'installations suivants :

– Installation en solo

– Juxtaposition :

L'appareil doit être installé à proximité d'autres appareils, de meubles ou encore dans une niche. Cette dernière doit avoir une largeur minimale de 60 cm et une profondeur minimale de 60 cm.

– Encastrement :


Le laveur doit être encastré sous un plan de travail continu ou sous l'égouttoir d'un évier. La niche doit avoir les dimensions minimales suivantes : largeur = 60 cm, profondeur = 60 cm et hauteur = 82 cm.

Installation sous un plan de travail

Retirer le couvercle de l'appareil

Pour l'encastrement sous un plan de travail continu, le couvercle de l'appareil doit être retiré comme suit :

- retirez au dos de la machine les deux vis d'arrêt du couvercle.
- ouvrez la porte.

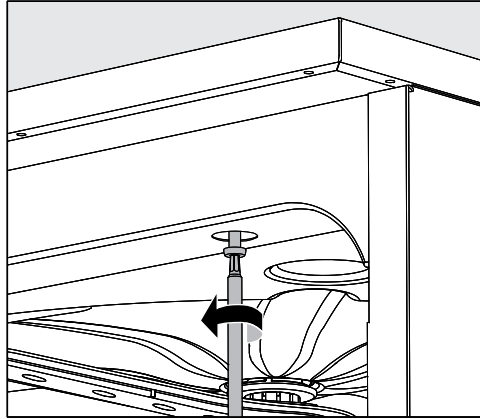

- dévissez la vis de fixation gauche et droite.
- enlevez le couvercle.


Protection anti-buées / Protection du plan de travail

La tôle protection anti-buées fournie protège le plan de travail contre les dommages dus à la diffusion de vapeur d'eau susceptible de survenir lorsqu'on ouvre la porte. La tôle de protection anti-buées doit donc être installée à proximité de la porte, sous le plan de travail.

Visser au plan de travail

Après avoir vérifié que l'appareil est bien d'aplomb, vissez le laveur au plan de travail pour en améliorer la stabilité.

- Ouvrez la porte.

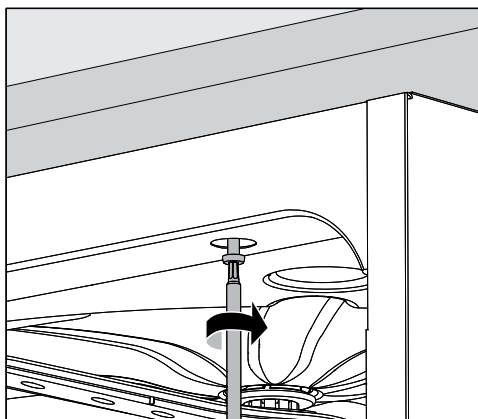

- Vissez le laveur au plan de travail à travers les orifices droit et gauche sur la baguette avant.

Pour fixer la machine aux meubles avoisinants, contactez le service après-vente Miele.

Mise à l'air de la pompe de circulation

⚠ Afin d'assurer la mise à l'air de la pompe de circulation, vérifiez que les fentes entre le laveur et les meubles ou appareils contigus ne sont pas recouverts d'un joint en silicone.

Compatibilité électromagnétique (CEM)

La compatibilité électromagnétique (CEM) du laveur à la norme EN 61326-1 est certifiée. Cette machine est donc adaptée à une utilisation dans des structures professionnelles, tels que les laboratoires et autres secteurs apparentés, raccordés aux services publics d'électricité.

Les émissions haute fréquence (HF) du laveur sont très faibles. Il est peu probable que le fonctionnement des appareils électroniques qui l'entourent en soit perturbé.

Le sol du lieu d'installation doit dans l'idéal être en béton, bois ou céramique. Le laveur fonctionne sur les sols synthétiques mais le cas échéant, l'humidité relative de l'air doit être d'au moins 30 % pour réduire la probabilité de décharges électrostatiques.

La qualité de la tension d'alimentation doit correspondre à celle d'un environnement professionnel ou hospitalier typique. La différence entre l'alimentation en tension et la tension nominale ne doit pas dépasser +/- 10 %.

Branchements électriques

⚠ Tous les travaux concernant les branchements électriques doivent être effectués par un électricien agréé.

- L'installation électrique doit être conforme aux normes en vigueur imposées par EDF.
- Le branchement des prises doit être conforme aux normes nationales en vigueur : la prise doit rester accessible une fois l'appareil installé. Un contrôle de la sécurité électrique conforme à la norme nationale en vigueur pourra ainsi être effectué sans problème, lors de la maintenance de l'appareil par exemple.
- En cas de raccordement fixe de l'appareil, il faut installer un interrupteur principal équipé d'un dispositif de disjonction phases et neutre. L'interrupteur principal doit être compatible avec le courant assigné sur cet appareil. Son ouverture de contact doit être d'au moins 3 mm et il doit pouvoir être fermé en position zéro.
- Reliez l'appareil à la ligne équipotentielle.
- Caractéristiques techniques, voir plaque signalétique ou schéma électrique fourni !
- Afin d'optimiser la sécurité d'utilisation, montez au préalable un disjoncteur différentiel sur le laveur avec un courant de déclenchement de 30 mA (DIN VDE 0664).
- En cas de remplacement du câble réseau, utilisez une pièce de rechange Miele d'origine ou un câble avec douille sertie sur l'extrémité des fils.

Vous trouverez d'autres indications relatives au raccordement électronique sur le schéma d'installation ci-joint.

Le laveur doit fonctionner uniquement si la tension, la fréquence et la protection par fusibles mentionnées sur la **plaque signalétique** sont respectées.

Il est possible d'effectuer une **commutation** en conformité avec le schéma de câblage et le schéma électrique.

Une **plaque signalétique** se trouve à l'intérieur du battant de porte et une autre au dos de l'appareil.

Le **schéma électrique** est joint au laveur.

Brancher la liaison équipotentielle

Pour effectuer le branchement d'une liaison équipotentielle, une vis de branchement (⚡) est disponible au dos du laveur.

Branchements électriques pour la Suisse


Les branchements électriques du laveur peuvent se faire via un interrupteur ou une fiche. Seul un électricien agréé respectant les prescriptions en vigueur est habilité à procéder à cette installation.

Raccordement à l'arrivée d'eau


⚠ L'eau qui se trouve dans le laveur n'est pas potable !

- Le raccordement du laveur au réseau de distribution d'eau doit être conforme aux prescriptions en vigueur de la compagnie des eaux.
- Les caractéristiques de l'eau utilisée doivent être au moins égales à celles d'une eau potable selon la directive européenne sur les eaux potables. Une teneur en fer élevée peut entraîner des risques de corrosion de la charge inox et de l'appareil. Si la teneur en chlore est supérieure à 100 mg/l, les risques de corrosion de la charge inox augmentent de manière significative.
- Un clapet anti-retour n'est pas nécessaire. Ce laveur répond aux normes européennes sur la protection de l'eau potable.
- Comme tous les appareils de sa série, ce laveur est conçu pour un raccordement à l'eau froide (marquage bleu) **ou** à l'eau chaude (marquage rouge) et pour une température maximale de 65°C. Raccordez les tuyaux d'arrivée d'eau aux robinets d'eau froide et d'eau chaude.
- La **pression minimale** pour un raccordement à l'eau froide et à l'eau chaude est de 40 kPa de surpression et de 30 kPa de surpression pour un raccordement à l'eau déminéralisée.
- Le **débit conseillé** est de ≥ 200 kPa de surpression pour un raccordement à l'eau froide ou chaude et de ≥ 200 kPa de surpression pour un raccordement à l'eau déminéralisée, afin d'éviter que l'arrivée d'eau ne prenne trop de temps.
- La **pression statique maximale autorisée** est de 1000 kPa de surpression.
- Si la pression de l'eau n'est pas dans la plage désignée, demandez conseil au service après-vente Miele.
- Vous trouverez la description pour le raccordement d'eau déminéralisée à la fin de ce chapitre.
- Côté installation, l'utilisateur doit prévoir pour le raccordement des robinets d'arrêt avec raccord fileté de $\frac{3}{4}$ pouce. Les clapets doivent rester accessibles, l'arrivée d'eau devant être fermée en cas de non fonctionnement prolongé.
- Les tuyaux d'arrivée d'eau sont des modèles DN 10 d'environ 1,7 m avec un raccord fileté de $\frac{3}{4}$ pouce. Ne retirez pas les filtres qui y ont été vissés.

Raccordements à l'eau

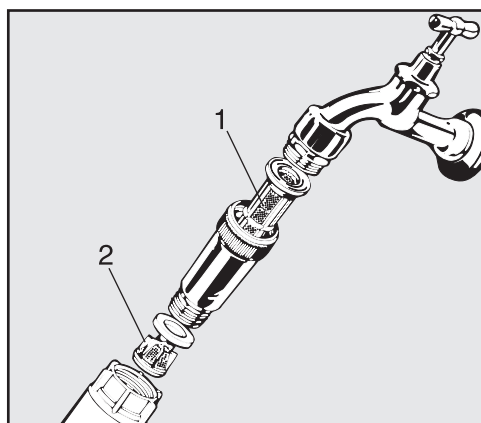

- Installez les tamis fournis entre le robinet d'arrêt et le tuyau d'arrivée d'eau. Le tamis pour l'eau déminéralisée est en acier chromé-nickel avec une surface d'aspect mat.

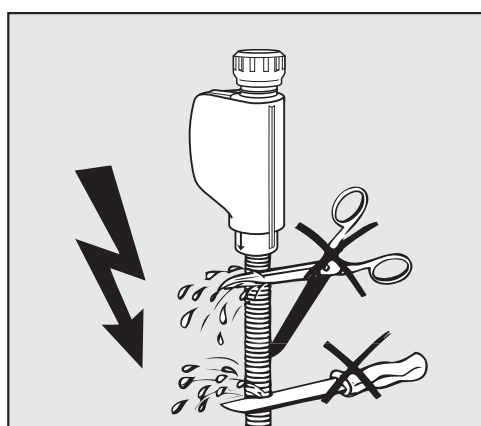

⚠ Les tuyaux d'arrivée d'eau ne doivent **pas** être ni raccourcis ni endommagés !

Voir aussi le schéma d'installation fourni !

Raccordement à l'eau déminéralisée pour une surpression de 30 - 1000 kPa (en option)

En option, le laveur est conçu pour un raccordement à un système résistant à une surpression de 30 - 1000 kPa. Si la pression (pression d'écoulement) est inférieure à 200 kPa, le temps d'entrée de l'eau est automatiquement rallongé.

- Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau déminéralisée, soumis à un contrôle de pression et marqué en vert, avec le raccord fileté de $\frac{3}{4}$ de pouce du robinet d'arrêt de l'eau déminéralisée, côté installation.

⚠ Si le laveur n'est pas raccordé à l'eau déminéralisée, le raccordement à l'eau déminéralisée doit être désactivé par le service après-vente Miele. Le tuyau d'arrivée d'eau reste au dos de la machine.

Raccordement eau déminéralisée pour 8,5 - 60 kPa - sans pression (en option)

En cas de raccordement à une surpression de 8,5 - 60 kPa, le laveur doit être rééquipé si cela n'a pas déjà été fait en usine. Seul le service après-vente Miele est habilité à monter une pompe de refoulement.

En cas de réservoir d'eau déminéralisée (sans pression), le raccord de sortie doit se trouver au moins à la même hauteur que le rebord supérieur de l'appareil (cf. "Conseils d'installation").

Raccordement à la vidange

- La vidange du laveur comporte un clapet anti-retour qui empêche l'eau sale de remonter dans le laveur à travers le tuyau de vidange.
- Le laveur devrait de préférence être raccordé à un dispositif de vidange **séparé**. Si cela n'est pas possible, nous recommandons le raccordement à un siphon à double-chambre.
- Le branchement interne de l'appareil doit se trouver entre 0,3 m et 1 m de hauteur, **en partant du rebord inférieur du laveur**. Si le branchement se trouve plus bas que 0,3 m, vous devez poser le tuyau de vidange en arc de cercle à une hauteur minimale de 0,3 m.
- Le système de vidange doit pouvoir évacuer au moins 16 l/min.
- Le tuyau de vidange mesure 1,4 m de long environ et son diamètre intérieur est 22 mm. Les colliers de serrage nécessaires au raccordement sont fournis.
- Ne raccourcissez jamais le tuyau de vidange !
- Une rallonge qui mesure au maximum 4 m se raccorde sur le tuyau de vidange. La longueur de ce dernier, en comptant la rallonge, ne doit pas dépasser les 4 m.

Voir aussi le schéma d'installation fourni !

Caractéristiques techniques

Hauteur avec dessus Hauteur sans dessus	83,5 cm 82 cm
Largeur	60 cm
Profondeur Profondeur porte ouverte	60 cm 120 cm
Dimensions utiles de la cuve Hauteur / Largeur / Profondeur	52,2 / 53,6 / 51,6 cm
Poids net	72 kg
Charge maximale supportée, porte ouverte	37 kg
Tension, valeur de raccordement, protection par fusible	Voir plaque signalétique
Câble d'alimentation	environ 2,0 m
Température de l'eau Raccordement à l'eau : Eau froide / Condenseur de vapeur Eau chaude / Eau déminéralisée	max. 65 °C max. 65 °C
Pression d'eau statique	Surpression maximale 1000 kPa
Débit minimum de l'arrivée d'eau : Eau froide / Condenseur de vapeur Eau chaude Eau déminéralisée	40 surpression 200 kPa 30 surpression 100 kPa
Pression conseillée au niveau de l'arrivée d'eau : Eau froide / Eau chaude Eau déminéralisée Condenseur de vapeur	≥ surpression de 200 kPa ≥°Surpression de 200 kPa
Raccordement eau déminéralisée - sans pression (en option)	8,5 - 60 kPa
Hauteur de vidange	0,3 m minimum, 1 m maximum
Longueur de vidange	4 m maximum
Température ambiante	De 5 °C à 40 °C
Humidité de l'air relative maximale Décroissance linéaire jusqu'à	80 % pour les températures allant jusqu'à 31 °C 50 % pour les températures allant jusqu'à 40 °C
Type de protection (selon IEC 60529)	IP 21
Degré de salissure (selon IEC/EN 61010-1)	2
Catégorie de surtension (selon IEC 60664)	II
Niveau sonore en dB (A), Niveau de pression acoustique LpA pour le lavage et le séchage	< 70
Labels de conformité	Antiparasitage / VDE EMV
Marquage C€	Directive machines 2006/42/CE
Adresse du fabricant	Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Str. 29, 33332 Gütersloh, Allemagne

Tableau des programmes

Programme	Utilisation
(mémoire libre)	Programme libre pour exigences particulières : service disponible sur demande auprès du service après-vente Miele.
Court	Pour éliminer les causes de contaminations hydrosolubles ; non adapté aux résidus biodégradables et qui se dissolvent dans des solutions acides (ex. : protéines, sels métalliques et amines) ; pour salissures légères et lavages peu exigeants.
Moyen	Pour éliminer les causes de contaminations hydrosolubles ; non adapté aux résidus biodégradables et qui se dissolvent dans des solutions acides (ex. : protéines, sels métalliques et amines) ; pour salissures légères et exigences de lavage modérées.
Long	Pour éliminer les résidus organiques* et faiblement anorganiques, pour salissures légères à normales et pour exigences de lavage modérées.
Rinçage eau dém.	Rinçage à l'eau déminéralisée
Pré-rinçage	Pour le rinçage des saumures (cf. chapitre "Adoucisseur / Remplir avec sel régénérant"), des pièces très sales (ex. résidus incrustés, résidus de produits de désinfection) ou pour éviter que les résidus sèchent et s'incrustent en attendant d'être traités.
Vidange	Pour vidanger l'eau de rinçage après une interruption de programme par exemple (cf. chapitre "Fonctionnement / Interruption de programme").

Tableau des programmes

Déroutement de programme											
Prélavage			Lavage		Rinçage intermédiaire				Rinçage final		
1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	2	
			EF 60°C DOS 1 3 min			EF DOS 2 2 min			AD 70°C 1 min		
			EF 65°C DOS 1 3 min		EF DOS 2 2 min	EF 1 min			AD 70°C 1 min		
EF 1 min			EF 70°C DOS 1 3 min		EF DOS 2 2 min	EF 1 min			AD 70°C 1 min		
					AD						
					EF						

EF = eau froide

EC = eau chaude

EFxx = part d'eau froide dans de l'eau mélangée en pourcentage (EF70 = 70 % EF + 30 % EC)

AD = eau pure, déminéralisée, eau distillée

min = Temps de maintien en minutes

* = bloc programme en option

DOS 1 = détergent

DOS 2 = agent neutralisant **ou** produit de rinçage (dosage de porte)

Tableau des programmes

Choix de programme selon le type de charge

Programme		Court	moyen	long	Quantité d'eau	Panier inférieur		Panier supérieur	
						Panier pour divers compléments	2 modules à injection	Panier à bras de lavage pour divers compléments	2 modules à injection
		OK	OK	OK		X			
		OK	OK	OK					
		OK	OK	OK					
		OK	OK	OK	+ 1,5l	X			
		OK	OK	OK			X		
		non admis	non admis	non admis				X	X
						X			

Votre contribution à la protection de l'environnement


Nos emballages

Nos emballages protègent le laveur des dommages pouvant survenir pendant le transport. Nous les sélectionnons en fonction de critères écologiques permettant d'en faciliter le recyclage.

En participant au recyclage de vos emballages, vous contribuez à économiser les matières premières et à réduire le volume des déchets. Votre revendeur reprend vos emballages.

Votre ancien appareil

Les appareils électriques et électroniques dont on se débarrasse contiennent souvent des matériaux précieux. Cependant, ils contiennent aussi des substances toxiques nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité des appareils. Si vous déposez ces appareils usagés avec vos ordures ménagères ou les manipulez de manière inadéquate, vous risquez de nuire à votre santé et à l'environnement. Ne jetez jamais vos anciens appareils avec vos ordures ménagères !

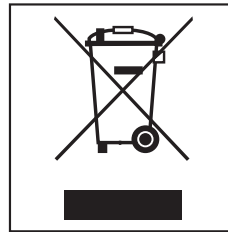

Faites appel au service d'enlèvement mis en place par votre commune, déposez votre ancien appareil dans un point de collecte ou renseignez-vous auprès de votre revendeur.

Afin de prévenir tout risque d'accident, veuillez garder votre ancien appareil hors de portée des enfants jusqu'à son enlèvement.