

Mode d'emploi

Sachet à enroulement



Version éco



Version 2 gants



1
Ouverture
du suremballage
et sortie
du dispositif
de prélèvement



2
Ouverture
du sachet
de prélèvement



3
Réalisation
du prélèvement
Essuyer énergiquement
la totalité de la surface choisie,
par un mouvement en zig-zag
dans 2 directions perpendiculaires
en changeant la face de la
chiffonnette/compresse/éponge.



4
Remettre le prélèvement
dans le sachet
et refermer



5
Identifier le prélèvement
et envoyer au laboratoire



1

Ouverture
du suremballage
et sortie
du dispositif
de prélèvement



2

Ouverture
du sachet
de prélèvement



3

Réalisation
du prélèvement
Essuyer énergiquement
la totalité de la surface choisie,
par un mouvement en zig-zag
dans 2 directions perpendiculaires
en changeant la face de la
chiffonnette/compresse/éponge.



Retourner le sac sur la main
pour utilisation comme un gant

4

Remettre le prélèvement
dans le sachet
et refermer

Refermer avec
une barrette
ou avec
l'étiquette



5

Identifier le prélèvement
et envoyer au laboratoire

Le lavage des mains et le port des gants sont recommandés à toutes les étapes du prélèvement.

• Précaution pour version **ÉCO SANS GANTS** : Refermer soigneusement le suremballage et le stocker entre + 15° C et + 25° C dans un environnement propre à l'abri de l'humidité.

• L'analyse doit se faire dès que possible au maximum 24 heures après le prélèvement et transporter entre +1° C et +8° C.

cf norme ISO 18593