

# Mode d'emploi

## Sachet à enroulement

## Sachet prédécoupe laser



Version éco



Version 2 gants

1

Ouverture  
du suremballage  
et sortie  
du dispositif  
de prélèvement



2

Ouverture  
du sachet  
de prélèvement



3

Réalisation  
du prélèvement

Essuyer énergiquement  
la totalité de la surface choisie,  
par un mouvement en zig-zag  
dans 2 directions perpendiculaires  
en changeant la face de la  
chiffonnette/comprime/éponge.



Retourner le sac sur la main  
pour utilisation comme un gant

4

Remettre le prélèvement  
dans le sachet  
et refermer

Refermer avec  
une **barrette**  
ou avec  
l'**étiquette**



5

Identifier le prélèvement  
et envoyer au laboratoire



• Le lavage des mains et le port des gants sont recommandés à toutes les étapes du prélèvement.

• Précaution pour version **ÉCO SANS GANTS** : Refermer soigneusement le suremballage et le stocker entre + 15° C et + 25° C dans un environnement propre à l'abri de l'humidité

• L'analyse doit se faire dès que possible au maximum 24 heures après le prélèvement et transporter entre +1° C et +8° C

cf norme ISO 18593