

INTERPRÉTATION

Jaune : mobilité de Salmonella

Noir : Salmonella produisant du sulfure d'hydrogène

Vert : substrat chromogène avec enzyme Salmonella spécifique



Protocole général



1 | Retirer le capuchon



2 | Distribuer 1 ml d'échantillon au milieu de la plaque CompactDry



3 | L'échantillon se diffuse de manière passive et uniforme sur la feuille de milieu déshydraté, réhydratant le milieu sec en un gel en quelques secondes



4 | Remettez le couvercle et étiquetez la plaque



5 | Retournez la plaque (couvercle fermé) et laissez incuber pendant le temps et la température appropriés.



6 | Après l'incubation, compter le nombre de colonies microbiennes colorées