



## Notice d'emploi – Réf 422CA

### Programmation de l'horloge

- Maintenir appuyer le bouton CLOCK jusqu'à ce que l'heure clignote.
- Presser HR/MIN/SEC pour régler l'heure. Maintenir pour accélérer.
- Presser de nouveau le bouton CLOCK pour confirmer

### Alarme

- Maintenir appuyer le bouton ALARM jusqu'à ce que l'alarme clignote.
- Presser HR/MIN/SEC pour régler l'alarme. Maintenir pour accélérer.
- Presser de nouveau le bouton ALARM pour confirmer.
- Presser ALM ON/OFF pour activer / désactiver ce mode.

### Alarme SNOOZE

- L'alarme dure 1 mn si non stoppée par l'appui de n'importe quelle touche, puis reprend après 5mn d'arrêt : fonction SNOOZE, Zz s'affiche à l'écran.
- Presser ALM ON/OFF pour stopper définitivement l'alarme.

### Compteur de temps

- Presser START/STOP pour lancer le compteur.
- Presser de nouveau START/STOP pour l'arrêter.

### Décompteur de temps - Compte à rebours

- Presser TIMER 1 ou TIMER 2 jusqu'à afficher 0:00 00
- Presser HR/MIN/SEC pour régler le temps de décompte jusqu'à un maximum 23:59 99.
- Presser START/STOP pour lancer / arrêter le décompteur.
- A l'échéance, l'alarme sonne 1 min et le temps de dépassement s'affiche dans le sens croissant jusqu'à un maximum 23:59 99, puis de nouveau à partir de 0:00 00
- Presser START-STOP pour arrêter.
- Presser CLEAR pour remettre à zéro (note : la mémoire sera également effacée).
- A tout moment, presser CLOCK ALARM pour revenir aux modes Horloge et Alarme

### Fonction mémoire

- Déplacer le bouton sur TIMER 1 ou sur TIMER 2 puis sur MEMORY pour afficher respectivement le temps mémorisé.
- Appuyer sur CLEAR pour effacer la mémoire.

*Note : Attention de déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.*

## Instrucciones de uso – Ref 422CA

### Programación del reloj

- Mantener apretado el botón CLOCK hasta que la hora parpadee
- Pulsar el botón HR/MIN/SEC para regular la hora.
- Pulsar de nuevo el botón CLOCK para confirmar.

### Alarma

- Mantener apretado el botón ALARMA hasta que la alarma parpadee
- Pulsar el botón HR/MIN/SEC para regular la hora.
- Pulsar de nuevo el botón ALARMA para confirmar.
- Pulsar el botón ALM ON/OFF para activar o desactivar la alarma

### Alarma SNOOZE

- La alarma dura 1 minuto y vuelve cada 5 minutos. Se puede parar pulsando cualquier tecla : función SNOOZE, Zz sale en la pantalla
- Pulsar el botón ALM ON/OFF para activar o desactivar la alarma

### Contador

- Pulsar START/STOP para empezar el contador. De nuevo START/STOP para pararlo.

### Cuenta atrás

- Pulsar TIMER 1 o Timer 2 hasta que salga 0:00 00

- Pulsar HR/MIN/SEC para regular el tiempo de descuento hasta un máximo de 23:59 99.
- Pulsar START/STOP para empezar la cuenta atrás.
- Al final, la alarma suena 1 minuto y el tiempo que sobrepasa se marca TIME'S UP en el sentido creciente hasta un máximo de 23:59 99, y de nuevo a partir de 0:00 00
- Pulsar START/STOP para pararlo
- Pulsar CLEAR para ponerlo al cero y borrar la memoria
- En cualquier momento puede pulsar CLOCK ALARM para volver en las funciones reloj o alarma.

### Función memoria

- Desplazar el botón en TIMER 1 o en TIMER 2 y después pulsar el botón MEMORIA para poder ver el tiempo memorizado.
- Pulsar CLEAR para borrar la memoria.

*Nota : Le rogamos depositen el material y las pilas usadas en un lugar ecologico.*

## Instruction manual – Ref 422CA

### Operation of time function

- Press and hold CLOCK key, display time will flash,
- Press HR/MIN/SEC key to set hour, minute, second separately.
- After settings, press CLOCK key to confirm and return to normal state

### Alarm operation

- Press and hold ALARM key, alarm time will flash
- Press HR /MIN /SEC key to set hour, minute, second separately.
- After settings, press ALARM key to confirm and return to normal state.
- Under any state, press ALARM ON/OFF key to switch on / off alarm function,

### Alarm SNOOZE

- Alarm rings during 1 mn, if no key has been pressed and start again after 5 mn pause : meanwhile screen displays ZZ sign.
- Press ALARM ON/OFF key, to stop definitely alarm function

### Counting UP

- Press START/STOP to start stopwatch function
- Press again to stop stopwatch

### Counting down

- Press TIMER1 or TIMER2 key, to show TIMER1 or TIMER2 sign and 0:00 00.
- Press HR/MIN/SEC to set count down time to maximum 23:59 59.
- Press START/STOP key to start / stop count down timer
- When time elapsed, alarm rings during 1 mn and start counting up. Time's up will count until 23:59 99, and back again from 0:00 00
- Press START/STOP key to stop time's up
- Press CLEAR to reset timer (note : memory will be cancelled, too)
- Anytime, press CLOCK ALARM to recall Time and Alarm modes.

### Memory function

- Under function of TIMER1 or TIMER2, press MEMORY key to display memory time set.
- Press CLEAR to cancel memory

*Note: Be careful to put end of life equipment and batteries in an environmentally suitable place.*

**RoHS**



**Sans  
Mercure**

