

Kit Gram-Hücker

KIT DE COLORATION DES BACTÉRIES À GRAM POSITIF ET À GRAM NÉGATIF

REF Rapide: 361520-0000
361525-0000
Lent: 362860-0000

Principe :

La coloration de Gram-Hücker est une coloration différentielle qui repose sur la perméabilité de la paroi bactérienne. Les colorants utilisés ne colorent pas la paroi bactérienne, mais sa structure détermine la positivité ou la négativité du Gram. Le Liquide de lugol (mordant) permet de former un complexe intracellulaire avec le Cristal violet oxalate. Dans le cas des bactéries à Gram négatif, la perméabilité plus grande de la paroi permet à l'alcool d'éliminer ce complexe. Les bactéries à Gram négatif fixent alors la Safranine et apparaissent colorées en rose-orange. Les bactéries à Gram positif, dont la perméabilité de la paroi est moins importante, ne sont pas décolorées par l'alcool et restent colorées en violet.

Description du kit : (4 X 240 ml)

Flacon 1 : Cristal violet oxalate	1 x 240ml ou 1 x 1000 ml
Flacon 2 : Liquide de lugol stabilisé PVP	1 x 240ml ou 1 x 1000 ml
Flacon 3 : Différenciateur rapide (alcool/acétone)	1 x 240ml ou 1 x 1000 ml
ou	
Flacon 5 : Différenciateur lent (alcools)	1 x 240ml
Flacon 4 : Safranine	1 x 240ml ou 1 x 1000 ml

Nombre de tests réalisables : 230 à 300 lames ou 950 à 1250 lames

Utilisation :

Produit destiné à un usage exclusivement professionnel.

Usage de diagnostic in vitro. **IVD**
L'enlèvement et le traitement des déchets chimiques et biologiques doivent être effectués par une entreprise spécialisée et agréée.
Conserver à température ambiante (15-25°C) et à l'abri de la lumière.
Durée de vie après ouverture : se conformer à la date de péremption de l'étiquette.

Préparation des échantillons :

Les échantillons doivent être préparés conformément aux méthodes en vigueur dans le laboratoire, en l'application de l'Arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale, J.O. n°287 du 11 décembre 1999. Il est nécessaire de réaliser une fixation préalable à la chaleur et à l'alcool à chaud. (cf. Note 03 : Fixation des frottis, préalable aux colorations en bactériologie).

Recommandations et/ou notes d'utilisation :

L'addition de Polyvinylpyrrolidone (PVP) dans le Liquide de lugol permet de supprimer la tension de vapeur de l'iode et assure une bonne conservation de la solution prête à l'emploi, en flacon plastique.
On peut améliorer la netteté en observant au microscope en lumière verte (filtre vert ou filtre jaune superposé au bleu). Le contraste dépend de la manière dont est conduite la différenciation. Le genre *Campylobacter* est mal coloré par la Safranine. Le genre *Legionella* ne se colore pas.

Bibliographie :

CLARK G., *Staining procedures*, Williams & Wilkins, 4th ed., 1981, p. 377-379.
VASTEL C.L., *Coloration Gram-Hücker*, *Le Tech. Biol.*, n°5, 1978, p. 243-245.

Kit Gram-Hücker

STAINING KIT FOR THE DIFFERENTIATION OF GRAM-POSITIVE FROM GRAM-NEGATIVE BACTERIA

REF Fast action : 361520-0000
361525-0000
Slow action : 362860-0000

Principe :

Gram-Hücker staining is a differential staining based on the permeability of the bacterial wall. In this technique, the bacterial wall is not stained but its structure permits classification of Gram-positive or Gram-negative bacteria. Lugol solution permits the formation of an intracellular complex with Crystal violet oxalate. A more important permeability of Gram-negative bacteria wall allows alcohol to eliminate this complex. Gram-negative bacteria can fix Safranin and then appear stained orange-pink. Gram-positive bacteria, characterized by a less important permeability of wall, are not discoloured by Alcohol and remain stained violet.

Kit description :

Bottle 1 : Cristal violet oxalate	1 x 240ml or 1 x 1000 ml
Bottle 2 : Lugol, PVP-stabilized solution	1 x 240ml or 1 x 1000 ml
Bottle 3 : Fast differentiator (alcohol/acetone)	1 x 240ml or 1 x 1000 ml
or	
Bottle 5 : Slow differentiator (alcohol-based)	1 x 240ml
Bottle 4 : Safranin	1 x 240ml or 1 x 1000 ml

Number of tests possible: 230 to 300 slides or 950 to 1250 slides.

Use:

For professional use only.

In vitro use only. **IVD**
The collection and processing of chemical and biological waste must be conducted by specialized and registered companies.
Storage temperature : 15-25°C away from light.
Opened bottle shelf life: report to expiration date on the label.

Specimen preparation :

Specimen must be treated in accordance with procedures available in the laboratory and promulgated by national authorities. It is necessary to perform a preliminary fixation by heat and/or hot alcohol (cf. Notice 03: Smears fixation, prior to staining in Bacteriology).

Recommendations and/or notes of use:

Adding of Polyvinylpyrrolidone (PVP) to Lugol solution helps to avoid iodine migration and then provides a satisfactory stability of the ready-to-use plastic bottle packaged solutions. One can improve the sharpness of the observation with a green light-microscope (a green filter or a yellow one superposed on the blue filter). The contrast depends on the way one carry out the differentiation. The genus *Campylobacter* is badly coloured by Safranin, while the genus *Legionella* remains colourless.

Bibliography:

CLARK G., *Staining procedures*, Williams & Wilkins, 4th ed., 1981, p. 377-379.
VASTEL C.L., *Coloration Gram-Hücker*, *Le Tech. Biol.*, n°5, 1978, p. 243-245.

Kit Gram-Hücker


KIT DE COLORATION DES BACTÉRIES À GRAM POSITIF ET À GRAM NÉGATIF



Veillez lire attentivement l'intégralité des informations qui suivent avant d'utiliser le produit.

Temps de réalisation : 3 minutes


ETAPE 1 :
 • Placer le frottis fixé sur le support de coloration.
 • Recouvrir la lame avec le Cristal violet oxalate (flacon 1) pendant 1 minute.
 • Rejeter le colorant et rincer à l'eau courante pour éliminer toute trace de Cristal violet oxalate en excès.

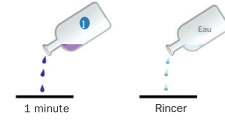

ETAPE 2 :
 • Rincer avec un jet de Liquide de Lugol stabilisé PVP (flacon 2) pour éliminer toute trace d'eau.
 • Recouvrir la lame avec le Liquide de lugol stabilisé PVP (flacon 2) pendant 30 secondes à 1 minute.
 • Rincer abondamment à l'eau courante.



ETAPE 3 et 4 :
 • Décolorer par le Différenciateur rapide (alcool/acétone) entre 2 et 5 sec ou par le Différenciateur lent (alcools) (flacon 5) entre 20 et 40 sec.
 • Rincer rapidement à l'eau courante.
 • Recouvrir la lame avec la Safranine (flacon 4) pendant 1 minute.
 • Rincer brièvement à l'eau courante et laisser sécher le frottis.

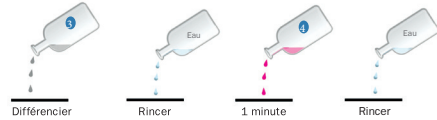

Lecture au microscope, objectif x100 à immersion.

Résultats :

Bactéries à Gram positif : violet
 Bactéries à Gram négatif : rose orangé

Kit Gram-Hücker

STAINING KIT FOR THE DIFFERENTIATION OF GRAM-POSITIVE FROM GRAM-NEGATIVE BACTERIA




Staining procedure: Processing time : 3 minutes

Staining procedure:

Please read all this information carefully before using this device.

Processing time : 3 minutes


STEP 1 :
 • Place the slide on a stand with fixed smear on top.
 • Cover the smear with Crystal violet oxalate (bottle 1) for 1 minute.
 • Get rid of the stain and rinse with tap water to remove excess of Crystal violet oxalate.

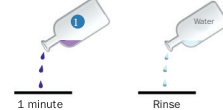

STEP 2 :
 • Rinse with a jet of Lugol, PVP-stabilized solution (bottle 2) to remove excess of rinsing water.
 • Cover the slide with Lugol, PVP-stabilized solution (bottle 2) for 30 seconds to 1 minute.
 • Thoroughly rinse with tap water.



STEP 3 and 4 :
 • Discolour with the Fast differentiator (alcohol/acetone) for 2 to 5 sec or the Slow differentiator (alcohol-based) (bottle 5) for 20 to 40 sec.
 • Quickly rinse with tap water.
 • Cover the slide with Safranin (bottle 4) for 1 minute.
 • Quickly rinse with tap water.
 • Air dry.

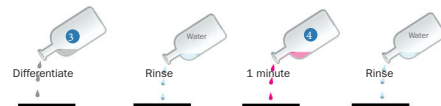

Microscopic examination with a x100 immersion-objective.

Results:

Gram-positive bacteria : violet
 Gram-negative bacteria : orangey - pink

Fast Differentiator - 361510-0240
361510-1000



FR: DANGER. H225 Liquide et vapeurs très inflammables. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P280 Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux. P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

EN: DANGER. H225 Highly flammable liquid and vapour. H319 Causes serious eye irritation. H336 May cause drowsiness or dizziness. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. P280 Wear protective gloves, protective clothing, eye protection. P312 Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. P337+P313 Eye irritation persists: Get medical advice/attention. DE: GEFAHR. H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz tragen. P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONENZENTRUM oder Arzt anrufen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

ES: PELIGRO. H225 Líquido y vapores muy inflamables. H319 Provoca irritación ocular grave. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la neblina/los vapores/el aerosol. P280 Llevar guantes de protección, ropa de protección, equipo de protección para los ojos. P312 Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar. P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. IT: PERICOLO. H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. H319 Provoca grave irritazione oculare. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P280 Indossare guanti, Indossare indumenti protettivi, Proteggere gli occhi. P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

PT: PERIGO. H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H319 Provoca irritação ocular grave. H336 Pode provocar sonolência ou vertigens. P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P261 Evitar de respirar a poeira/efe fumaça/ gases/ neblina/ vapores/ aerossol. P280 Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular. P312 Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMACÃO ANTIVENENOS ou um médico. P337+P313 Se a irritação dos olhos persistir, consultar um médico. AR: خطر. H225 سائل وقود قابل للاشتعال. H319 قد يتسبب في تهيج شديد للعين. H336 قد يتسبب في النعاس أو الدوخة. P210 الابتعاد عن الحرارة، والأسطح الساخنة، الشرارة، والنيران المفتوحة، وأي مصادر اشتعال. P261 تجنب استنشاق الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/البخار/الهباء الجوي. P280 ارتداء قفازات واقية، وارتداء ملابس واقية، وارتداء نظارات واقية. P312 في حالة الشعور بعدم الراحة: استشر الطبيب أو اتصل بمركز معلومات السموم. P337+P313 إذا استمرت تهيج العين: استشر الطبيب أو اتصل بمركز معلومات السموم.

BG: ОПАСНОСТ. H225 Силно запалими течност и пари. H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж. P210 Да се pazi от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Топилюшното забранено. P261 Избягвайте вдихване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аеросоли. P280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила. P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. CS: NEBEZPEČÍ. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zápalení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu/dymu/plynu/hmlu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle. P312 Nečistíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁČNÍ STŘEDIŠKO nebo lékařku. P337+P313 Při přetrvávající podráždění očí: Vyhleďte lékařskou pomoc/ošetení.

DA: FARE. H225 Meget brandfarlig væske og damp. H319 Får alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P261 Undgå inånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. P280 Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse. P312 I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. EN: KINAYNOŚĆ. H225 Yüce alevli sıvı ve buhar. H319 Gözleri ciddi şekilde tahriş eder. H336 Uykü veya baş dönmesi yapabilir. P210 Ateş, sıcak yüzeyler, kıvılcıklar, açık ateş ve diğer ateş kaynaklarından uzak tutulmalıdır. P261 Toz/püskürtme/gaz/buzlanma/buhar/aerosol solunmamasına dikkat edilmelidir. P280 Eldiven giyin, koruyucu kıyafet giyin ve gözlerinizi koruyun. P312 Göz tahrişi devam ederse: Bir sağlık uzmanına danışın. P337+P313 Göz tahrişi devam ederse: Bir sağlık uzmanına danışın.

FR: DANGER. H225 Liquide et vapeurs très inflammables. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P280 Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux. P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

EN: DANGER. H225 Highly flammable liquid and vapour. H319 Causes serious eye irritation. H336 May cause drowsiness or dizziness. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. P280 Wear protective gloves, protective clothing, eye protection. P312 Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. P337+P313 Eye irritation persists: Get medical advice/attention.

DE: GEFAHR. H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz tragen. P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONENZENTRUM oder Arzt anrufen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

ES: PELIGRO. H225 Líquido y vapores muy inflamables. H319 Provoca irritación ocular grave. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la neblina/los vapores/el aerosol. P280 Llevar guantes de protección, ropa de protección, equipo de protección para los ojos. P312 Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar. P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

IT: PERICOLO. H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. H319 Provoca grave irritazione oculare. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P280 Indossare guanti, Indossare indumenti protettivi, Proteggere gli occhi. P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

PT: PERIGO. H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H319 Provoca irritação ocular grave. H336 Pode provocar sonolência ou vertigens. P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P261 Evitar de respirar a poeira/efe fumaça/ gases/ neblina/ vapores/ aerossol. P280 Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular. P312 Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMACÃO ANTIVENENOS ou um médico. P337+P313 Se a irritação dos olhos persistir, consultar um médico.

AR: خطر. H225 سائل وقود قابل للاشتعال. H319 قد يتسبب في تهيج شديد للعين. H336 قد يتسبب في النعاس أو الدوخة. P210 الابتعاد عن الحرارة، والأسطح الساخنة، الشرارة، والنيران المفتوحة، وأي مصادر اشتعال. P261 تجنب استنشاق الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/البخار/الهباء الجوي. P280 ارتداء قفازات واقية، وارتداء ملابس واقية، وارتداء نظارات واقية. P312 في حالة الشعور بعدم الراحة: استشر الطبيب أو اتصل بمركز معلومات السموم. P337+P313 إذا استمرت تهيج العين: استشر الطبيب أو اتصل بمركز معلومات السموم.

BG: ОПАСНОСТ. H225 Силно запалими течност и пари. H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж. P210 Да се pazi от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Топилюшното забранено. P261 Избягвайте вдихване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аеросоли. P280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила. P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

CS: NEBEZPEČÍ. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zápalení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu/dymu/plynu/hmlu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle. P312 Nečistíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁČNÍ STŘEDIŠKO nebo lékařku. P337+P313 Při přetrvávající podráždění očí: Vyhleďte lékařskou pomoc/ošetení.

DA: FARE. H225 Meget brandfarlig væske og damp. H319 Får alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P261 Undgå inånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. P280 Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse. P312 I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

EN: KINAYNOŚĆ. H225 Yüce alevli sıvı ve buhar. H319 Gözleri ciddi şekilde tahriş eder. H336 Uykü veya baş dönmesi yapabilir. P210 Ateş, sıcak yüzeyler, kıvılcıklar, açık ateş ve diğer ateş kaynaklarından uzak tutulmalıdır. P261 Toz/püskürtme/gaz/buzlanma/buhar/aerosol solunmamasına dikkat edilmelidir. P280 Eldiven giyin, koruyucu kıyafet giyin ve gözlerinizi koruyun. P312 Göz tahrişi devam ederse: Bir sağlık uzmanına danışın. P337+P313 Göz tahrişi devam ederse: Bir sağlık uzmanına danışın.

FR: DANGER. H225 Liquide et vapeurs très inflammables. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P280 Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux. P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

EN: DANGER. H225 Highly flammable liquid and vapour. H319 Causes serious eye irritation. H336 May cause drowsiness or dizziness. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. P280 Wear protective gloves, protective clothing, eye protection. P312 Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. P337+P313 Eye irritation persists: Get medical advice/attention.

DE: GEFAHR. H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz tragen. P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONENZENTRUM oder Arzt anrufen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

ES: PELIGRO. H225 Líquido y vapores muy inflamables. H319 Provoca irritación ocular grave. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la neblina/los vapores/el aerosol. P280 Llevar guantes de protección, ropa de protección, equipo de protección para los ojos. P312 Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar. P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

IT: PERICOLO. H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. H319 Provoca grave irritazione oculare. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P280 Indossare guanti, Indossare indumenti protettivi, Proteggere gli occhi. P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

PT: PERIGO. H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H319 Provoca lesões oculares graves. P280 Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular. P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P261 Evitar de respirar a poeira/efe fumaça/ gases/ neblina/ vapores/ aerossol. P280 Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular. P312 Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMACÃO ANTIVENENOS ou um médico. P337+P313 Se a irritação dos olhos persistir, consultar um médico.

AR: خطر. H225 سائل وقود قابل للاشتعال. H319 قد يتسبب في تهيج شديد للعين. H336 قد يتسبب في النعاس أو الدوخة. P210 الابتعاد عن الحرارة، والأسطح الساخنة، الشرارة، والنيران المفتوحة، وأي مصادر اشتعال. P261 تجنب استنشاق الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/البخار/الهباء الجوي. P280 ارتداء قفازات واقية، وارتداء ملابس واقية، وارتداء نظارات واقية. P312 في حالة الشعور بعدم الراحة: استشر الطبيب أو اتصل بمركز معلومات السموم. P337+P313 إذا استمرت تهيج العين: استشر الطبيب أو اتصل بمركز معلومات السموم.

BG: ОПАСНОСТ. H225 Силно запалими течност и пари. H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж. P210 Да се pazi от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Топилюшното забранено. P261 Избягвайте вдихване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аеросоли. P280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила. P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

CS: NEBEZPEČÍ. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zápalení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu/dymu/plynu/hmlu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle. P312 Nečistíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁČNÍ STŘEDIŠKO nebo lékařku. P337+P313 Při přetrvávající podráždění očí: Vyhleďte lékařskou pomoc/ošetení.

DA: FARE. H225 Meget brandfarlig væske og damp. H319 Får alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P261 Undgå inånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. P280 Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse. P312 I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

EN: KINAYNOŚĆ. H225 Yüce alevli sıvı ve buhar. H319 Gözleri ciddi şekilde tahriş eder. H336 Uykü veya baş dönmesi yapabilir. P210 Ateş, sıcak yüzeyler, kıvılcıklar, açık ateş ve diğer ateş kaynaklarından uzak tutulmalıdır. P261 Toz/püskürtme/gaz/buzlanma/buhar/aerosol solunmamasına dikkat edilmelidir. P280 Eldiven giyin, koruyucu kıyafet giyin ve gözlerinizi koruyun. P312 Göz tahrişi devam ederse: Bir sağlık uzmanına danışın. P337+P313 Göz tahrişi devam ederse: Bir sağlık uzmanına danışın.

FR: DANGER. H225 Liquide et vapeurs très inflammables. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P280 Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux. P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

EN: DANGER. H225 Highly flammable liquid and vapour. H319 Causes serious eye irritation. H336 May cause drowsiness or dizziness. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. P280 Wear protective gloves, protective clothing, eye protection. P312 Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. P337+P313 Eye irritation persists: Get medical advice/attention.

DE: GEFAHR. H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz tragen. P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONENZENTRUM oder Arzt anrufen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

ES: PELIGRO. H225 Líquido y vapores muy inflamables. H319 Provoca irritación ocular grave. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la neblina/los vapores/el aerosol. P280 Llevar guantes de protección, ropa de protección, equipo de protección para los ojos. P312 Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar. P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

IT: PERICOLO. H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. H319 Provoca grave irritazione oculare. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P280 Indossare guanti, Indossare indumenti protettivi, Proteggere gli occhi. P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

PT: PERIGO. H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H319 Provoca lesões oculares graves. P280 Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular. P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P261 Evitar de respirar a poeira/efe fumaça/ gases/ neblina/ vapores/ aerossol. P280 Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular. P312 Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMACÃO ANTIVENENOS ou um médico. P337+P313 Se a irritação dos olhos persistir, consultar um médico.

AR: خطر. H225 سائل وقود قابل للاشتعال. H319 قد يتسبب في تهيج شديد للعين. H336 قد يتسبب في النعاس أو الدوخة. P210 الابتعاد عن الحرارة، والأسطح الساخنة، الشرارة، والنيران المفتوحة، وأي مصادر اشتعال. P261 تجنب استنشاق الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/البخار/الهباء الجوي. P280 ارتداء قفازات واقية، وارتداء ملابس واقية، وارتداء نظارات واقية. P312 في حالة الشعور بعدم الراحة: استشر الطبيب أو اتصل بمركز معلومات السموم. P337+P313 إذا استمرت تهيج العين: استشر الطبيب أو اتصل بمركز معلومات السموم.

BG: ОПАСНОСТ. H225 Силно запалими течност и пари. H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж. P210 Да се pazi от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Топилюшното забранено. P261 Избягвайте вдихване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аеросоли. P280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила. P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

CS: NEBEZPEČÍ. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zápalení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu/dymu/plynu/hmlu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle. P312 Nečistíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁČNÍ STŘEDIŠKO nebo lékařku. P337+P313 Při přetrvávající podráždění očí: Vyhleďte lékařskou pomoc/ošetení.

DA: FARE. H225 Meget brandfarlig væske og damp. H319 Får alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P261 Undgå inånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. P280 Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse. P312 I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

EN: KINAYNOŚĆ. H225 Yüce alevli sıvı ve buhar. H319 Gözleri ciddi şekilde tahriş eder. H336 Uykü veya baş dönmesi yapabilir. P210 Ateş, sıcak yüzeyler, kıvılcıklar, açık ateş ve diğer ateş kaynaklarından uzak tutulmalıdır. P261 Toz/püskürtme/gaz/buzlanma/buhar/aerosol solunmamasına dikkat edilmelidir. P280 Eldiven giyin, koruyucu kıyafet giyin ve gözlerinizi koruyun. P312 Göz tahrişi devam ederse: Bir sağlık uzmanına danışın. P337+P313 Göz tahrişi devam ederse: Bir sağlık uzmanına danışın.

FR: DANGER. H225 Liquide et vapeurs très inflammables. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P280 Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux. P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

EN: DANGER. H225 Highly flammable liquid and vapour. H319 Causes serious eye irritation. H336 May cause drowsiness or dizziness. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. P280 Wear protective gloves, protective clothing, eye protection. P312 Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. P337+P313 Eye irritation persists: Get medical advice/attention.

DE: GEFAHR. H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz tragen. P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONENZENTRUM oder Arzt anrufen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

ES: PELIGRO. H225 Líquido y vapores muy inflamables. H319 Provoca irritación ocular grave. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la neblina/los vapores/el aerosol. P280 Llevar guantes de protección, ropa de protección, equipo de protección para los ojos. P312 Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar. P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.


IT: PERICOLO. H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. H319 Provoca grave irritazione oculare. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P280 Indossare guanti, Indossare indumenti protettivi, Proteggere gli occhi. P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

PT: PERIGO. H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H319 Provoca lesões oculares graves. P280 Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular. P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P261 Evitar de respirar a poeira/efe fumaça/ gases/ neblina/ vapores/ aerossol. P280 Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular. P312 Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMACÃO ANTIVENENOS ou um médico. P337+P313 Se a irritação dos olhos persistir, consultar um médico.

AR: خطر. H225 سائل وقود قابل للاشتعال. H319 قد يتسبب في تهيج شديد للعين. H336 قد يتسبب في النعاس أو الدوخة. P210 الابتعاد عن الحرارة، والأسطح الساخنة، الشرارة، والنيران المفتوحة، وأي مصادر اشتعال. P261 تجنب استنشاق الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/البخار/الهباء الجوي. P280 ارتداء قفازات واقية، وارتداء ملابس واقية، وارتداء نظارات واقية. P312 في حالة الشعور بعدم الراحة: استشر الطبيب أو اتصل بمركز معلومات السموم. P337+P313 إذا استمرت تهيج العين: استشر الطبيب أو اتصل بمركز معلومات السموم.

ETIQUETAGE / LABELING

Slow Differentiator - 363030-0240

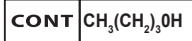

FR: DANGER. H225 Liquide et vapeurs très inflammables. H318 Provoque de graves lésions des yeux. P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux. P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P305+P351+P338+P315 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN: DANGER. H225 Highly flammable liquid and vapour. H318 Causes serious eye damage. P280 Wear protective gloves, protective clothing, eye protection. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P305+P351+P338+P315 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.

DE: GEFAHR. H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H318 Verursacht schwere Augenschäden. P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz tragen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P305+P351+P338+P315 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONENZENTRUM oder Arzt anrufen.

ES: PELIGRO. H225 Líquido y vapores muy inflamables. H318 Provoca lesiones oculares graves. P280 Llevar guantes de protección, ropa de protección, equipo de protección para los ojos. P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P305+P351+P338+P315 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLÓGICA o a un médico.

IT: PERICOLO. H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. H318 Provoca gravi lesioni oculari. P280 Indossare guanti, Indossare indumenti protettivi, Proteggere gli occhi. P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P305+P351+P338+P315 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

PT: PERIGO. H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H318 Provoca lesões oculares graves. P280 Usar luvas de proteção, vestuário de

EL: KINΔΥΝΟΣ. Η225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. Η318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P305+P351+P338+P315 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φρακoi επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ET: OHT. Η225 Väga tuleohtlik vedelik ja aur. H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi. P280 Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille. P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P305+P351+P338+P315 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevõtetuult veeaga. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutati ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.Võtta viivimata ühendust MÜRGIUSTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

FI: VAARA. Η225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. P280 Käytä suojakäsineitä, suojavaatetusta, silmiensuojainta. P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Turpakointi kielletty. P305+P351+P338+P315 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huuletesssi vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Äz öbläties folytätasa. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÜZPONTHOZ vagy orvoshoz.

FR: DANGER. Η225 Liquide et vapeurs hautement inflammables. H318 Provoque de graves lésions oculaires. P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection, des lunettes de protection. P210 Tenir à l'écart des sources de chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes, des objets incandescents et d'autres sources de chaleur. - Interdiction. P305+P351+P338+P315 En cas de contact avec les yeux: Rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Si des lentilles de contact sont portées et si elles peuvent être facilement retirées, les retirer. Continuer le rinçage. Appeler immédiatement le centre antipoison ou un médecin.

DE: Gefahr. Η225 Flüssigkeit und Dämpfe sehr entzündlich. H318 Verursacht schwere Augenverletzungen. P280 Schutzhandschuhe, Schutzbekleidung, Schutzbrille tragen. P210 Von Hitze, offenem Feuer, brennenden Oberflächen, heißen Körpern, Zündquellen und anderen Wärmequellen fernhalten. - Nicht rauchen. P305+P351+P338+P315 Bei Kontakt mit den Augen: Sofort mit Wasser gründlich spülen. Wenn Kontaktlinsen getragen werden und diese leicht entfernt werden können, diese entfernen und weiter spülen. Weiter mit Wasser spülen. Rufen Sie ein Giftinformationszentrum oder einen Arzt an.

ES: Peligro. Η225 Líquido y vapores altamente inflamables. H318 Provoca graves lesiones oculares. P280 Usar guantes de protección, ropa de protección, gafas de protección. P210 Mantener alejado de fuentes de calor, superficies calientes, chispas, fuego y otros objetos calientes. - No fumar. P305+P351+P338+P315 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar abundantemente con agua durante al menos 15 minutos. Si se usan lentes de contacto y se pueden retirar fácilmente, retirarlas y seguir enjuagando. Continuar enjuagando. Llamar inmediatamente al centro de información toxicológica o al médico.

RU: Опасность. Η225 Легко воспламеняющаяся жидкость и пар. H318 Вызывает серьезные повреждения глаз. P280 Пользоваться защитными перчатками, защитной одеждой, средствами защиты глаз. P210 Беречь от тепла, искр, открытого огня, горячих поверхностей. - Не курить. P305+P351+P338+P315 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту.

SK: Nebezpečnosť. Η225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. P280 Noste ochranné rukavice, ochrannú odev, ochranné okuliare. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, isker, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P305+P351+P338+P315 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

SL: NEVARNOST. Η225 Lahko vnetljiva tekočina in hlap. H318 Povzroča hude poškodbe oči. P280 Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko, zaščito za oči. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vzgaja. Zabranyeno pušenje. P305+P351+P338+P315 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktné leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

SR: OPASNOŠĆ. Η225 Lako zapaljiva tečnost i para. H318 Dovodi do teškog oštećenja oka. P280 Nositi zaštitne rukavice, zaštitnu odeću, zaštitne naočare. P210 Držati dalje od izvora toplote, varnica, otvorenog plamena, vrućih površina. - Zabranjeno pušenje. P305+P351+P338+P315 AKO DOSPE U OČI: Pazljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Hitno pozvati CENTER ZA KONTROLU TROVANJA ili lekara.

SV: FARA. Η225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H318 Orsakat allvarliga ögonskador. P280 Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd. P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P305+P351+P338+P315 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

TR: TEHLİKE. Η225 Koyay alevlenir sıvı ve buhar. H318 Ciddi göz hasarına yol açar. P280 Koryuyucu eldiven, koryuyucu kıyafet, göz koryuyucu kullanın. P210 Isidan, kıvılcıktan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutulur. - Sigara içmeyin. P305+P351+P338+P315 GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takli ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru derhal arayınız.

UK: НЕБЕЗПЕКА. Η225 Легкозаймиста рідина та випари. H318 Викликає серйозне пошкодження очей. P280 Надягати захисні рукавички, захисний одяг, засоби захисту очей. P210 Берігти подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого полум'я та інших джерел займання. Не палити. P305+P351+P338+P315 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В Очі: Обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони використовуються та легко знімаються. Продовжити промивання. негайно звернутися за першою медичною допомогою/до лікаря.

ZH: 危险. Η225 高度易燃液体和蒸气. H318 造成严重眼损伤. P280 戴防护手套、穿防护服、戴防护眼罩. P210 远离热源, 火花, 明火, 热表面. 禁止吸烟. P305+P351+P338+P315 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟. 如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜. 继续冲洗. 立即呼叫解毒中心/医生.

Lugol, PVP-stabilized solution - 3674002A240

