

Peroxtesmo KO

de

Testpapier zum Nachweis von Peroxidase (in der Nahrungsmittel-Industrie): nur für den berufsmäßigen Anwender

Packungsinhalt:

100 Testblättchen 15 × 15 mm

Farbreaktion:

Peroxtesmo KO reagieren mit Peroxidase unter Bildung von blauen Flecken auf weißem Untergrund.

Sicherheitsratschläge:

Informationen zu Gefahren finden Sie auf dem Außenkett und im Sicherheitsdatenblatt. Das Sicherheitsdatenblatt können Sie unter www.mn-net.com/SDS herunterladen.

Gebrauchsanweisung:

Einen Tropfen der zu prüfenden Flüssigkeit, z. B. Gemüsesaft, auf das Testpapier bringen, oder die Schnittfläche eines Pflanzenteiles fest gegen das Testpapier pressen. Jede blaue bis blaugüne Verfärbung innerhalb von 2 Minuten zeigt die Gegenwart von Peroxidase an.

Das Testpapier nicht mit den Fingern berühren.





Entsorgung:







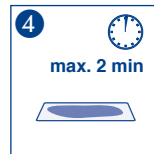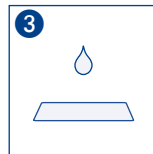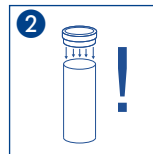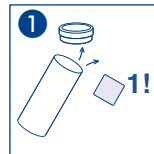


Informationen zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Das Sicherheitsdatenblatt können Sie unter www.mn-net.com/SDS herunterladen.

Spezifität und Haltbarkeit:

Peroxtesmo KO ist spezifisch für Peroxidase. Der Nachweis mit Peroxtesmo KO hat nur den Wert einer Vorprobe.

Das Testpapier färbt sich mit der Zeit bräunlich (6 Monate) und kann solange eingesetzt werden, wie die bläulichen Reaktionsfarben erkennbar sind.



 REF	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	 LOT	Chargencode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Productionnummer / Codice del lotto / Numer partii
	Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!		Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Límites de temperatura / Temperatuurbegrenzung / Limite de temperatura / Ograniczenie temperatury		Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantener asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Obsérvese las instrucciones de uso / Lees de bijsluit / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia		Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		

Peroxtesmo KO

en

Test Paper for the determination of Peroxidase (in the food processing industries):
only for professional user

Pack content:
100 Test Papers, 15 × 15 mm

Color reaction:

Peroxtesmo KO react with Peroxidase, to yield blue spots against a white background.

Safety precautions:

Information regarding safety can be found on the box' label and in the safety data sheet.
You can download the SDS from www.mn-net.com/SDS.

Method of application:

Apply a drop of the test solution, such as vegetable juice, to the test paper or press the cut area of the plant to be tested firmly against the test paper. Any blue to bluish green coloration within two minutes is indicative of the presence of peroxidase.

Don't touch the test paper with the fingers.





Disposal:







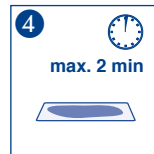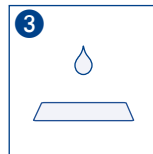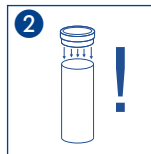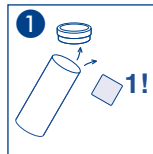


Information regarding disposal can be found in the safety data sheet. You can download the SDS from www.mn-net.com/SDS.

Specificity:

Peroxtesmo KO is specific for the determination of peroxidase. The use of Peroxtesmo KO can only be considered a preliminary test.

The test paper will slowly (over a period of six months) change to brown, but as long as the bluish reaction colors are visible, it can still be used.



 REF	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	 LOT	Chargenode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Productienummer / Codice del lotto / Numer partii
	Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!		Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Límites de temperatura / Temperatuurbegrenzung / Limite de temperatura / Ograniczenie temperatury		Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantener asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Obsérvese las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia		Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		

Peroxtesmo KO

fr

Papier test pour la détermination de Peroxidase (dans les industries alimentaires) : uniquement pour utilisateurs professionnels

Contenu :

100 papiers test, 15 × 15 mm

Réaction colorée :

Peroxtesmo KO réagit avec la Peroxidase, produisant des taches bleues sur un fond blanc.

Conseils de sécurité :

Vous trouverez des informations sur les risques sur l'étiquette de l'emballage et dans la fiche de données de sécurité. Vous trouverez la fiche de données de sécurité sur le site www.mn-net.com/SDS pour la télécharger.

Méthode d'application :

Appliquer une goutte de la solution test, tel qu'un jus de légumes, sur le papier test ou appuyer fermement la partie coupée de la plante à tester contre le papier test. Une coloration bleue ou bleu-verte en deux minutes est indicative de la présence de peroxidase.

Ne pas toucher le papier test avec les doigts.

Elimination :

Vous trouverez des informations concernant l'élimination des produits dans la fiche de données de sécurité. Vous trouverez la fiche de données de sécurité sur le site www.mn-net.com/SDS pour la télécharger.

Spécificité :





Peroxtesmo KO est spécifique pour la détermination de peroxidase. L'utilisation de Peroxtesmo KO ne peut être considérée que comme un test préliminaire.







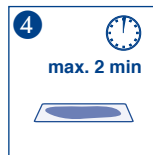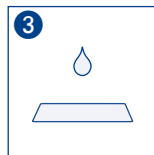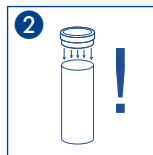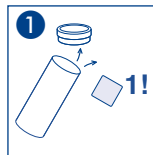


Le papier test prend avec le temps (6 mois) une teinte brunâtre. Il utilisé tant que le virage au bleu est discernable.

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valenciennr Str. 11 · 52355 Düren · Allemagne
Tél. : +49 24 21 969-0 · info@mn-net.com · www.mn-net.com

France : MACHEREY-NAGEL SAS · 1, rue Gutenberg – BP135 · 67720 Hoerdt · France
Tél. : 03 88 68 22 68 · sales-fr@mn-net.com

MACHEREY-NAGEL SAS (Société par Actions Simplifiée) au capital de 186600 €
Siret 379 859 531 00020 · RCS Strasbourg B379859531 · N° intracommunautaire FR04 379 859 531



 REF	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	 LOT	Chargencode / Batch identification / Número de lot / Código de lote / Produktionnummer / Codice del lotto / Numer partii
	Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!		Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Límites de temperatura / Temperatuurbegrenzing / Limite de tem- peratura / Ograniczenie temperatury		Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantener asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Obsérvese las instrucciones de uso / Lees de bijsluiting / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia		Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpak- king gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		

Peroxtesmo KO

nl

Testpapier voor het aantonen van peroxidase In de voedingsmiddel-industrie): alleen voor benvepsmatige gebruikers

Inhoud verpakking:

100 testblaadjes 15 x 15 mm

Kleurreactie:

Peroxtesmo KO reageren met peroxidase waarbij blauwe vlekken op een witte ondergrond worden gevormd.

Veiligheidsadviezen:

Informatie over de gevaren vindt u op het verpakkingsetiket en het veiligheidsinformatieblad. U kunt het veiligheidsinformatieblad downloaden van www.mn-net.com/SDS.

Gebruiksaanwijzing:

Een druppel van de te testen vloeistof, bijv. groentesap, op het testpapier brengen, of het snijvlak van een plantgedeelte stevig tegen het testpapier aandrukken. Elke blauwe tot blauwgroene verkleuring binnen 2 minuten toont aan dat er peroxidase aanwezig is. Het testpapier niet aanraken met de vingers.





Verwijdering:







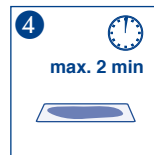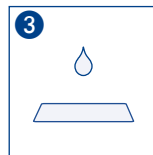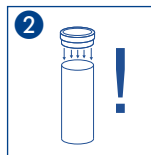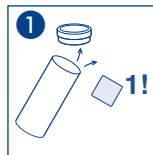


Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor informatie over de afvoer. U kunt het veiligheidsinformatieblad downloaden van www.mn-net.com/SDS.

Specialiteit en houdbaarheid:

Peroxtesmo KO is specifiek voor peroxidase. Het aantonen met Peroxtesmo KO heeft slechts de waarde van een voortest.

Het testpapier kleurt met de tijd bruining (6 maanden) en kan worden gebruikt zolang de blauwe reactiekleuren te herkennen zijn.



 REF	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	 LOT	Chargencode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Productionnummer / Codice del lotto / Numer partii
	Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!		Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Límites de temperatura / Temperaturbegrenzung / Limite de temperatura / Ograniczenie temperatury		Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantener asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Obsérvese las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia		Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		

Peroxtesmo KO

it

Cartine rivelatrici per la determinazione della perossidasi (nell'industria dei generi alimentari): Solo per applicatori professionali

Contenuto:

100 cartine rivelatrici, 15 × 15 mm

Viraggio (variaz. di colore):

La perossidasi provoca macchie blu con fondo bianco sulla Cartina Peroxtesmo KO.

Consigli di sicurezza:

Per informazioni sui pericoli, leggere l'etichetta esterna e consultare la scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza può essere scaricata dal sito www.mn-net.com/SDS.

Istruzioni per l'uso:

Versare una goccia del liquido da analizzare, p. es. succo di verdura, sulla Cartina rivelatrice, oppure premere con forza la superficie tagliata della pianta contro la Cartina. Ogni colorazione dal blu al blu-verde, avvenuta nell'ambito di 2 minuti, indica la presenza della perossidasi.

Non toccare con le dita la Cartina rivelatrice.





Smaltimento:







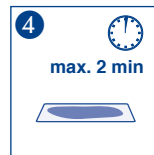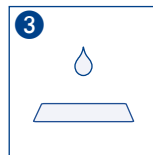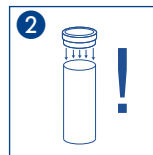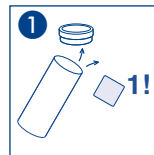


Per informazioni sullo smaltimento, consultare la scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza può essere scaricata dal sito www.mn-net.com/SDS.

Specificità e conservabilità:

L'uso specifico previsto per Peroxtesmo KO è l'identificazione della perossidasi. L'identificazione mediante Peroxtesmo KO può essere considerata soltanto come un'analisi preliminare.

Con il passare del tempo (6 mesi) la cartina rivelatrice prende una colorazione marrone e pertanto può essere usata solo finché la colorazione blu prodotta dalla reazione è ancora chiaramente visibile.



 REF	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	 LOT	Chargencode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Productienummer / Codice del lotto / Numer partii
	Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!		Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Límites de temperatura / Temperatuurbegrenzing / Limite de temperatura / Ograniczenie temperatury		Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantenero asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Obsérvese las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia		Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		

Peroxtesmo KO

es

Papel de prueba para la determinación de Peroxidasa (en la industria de alimentación):
usado sólo por personal debidamente calificado.

Presentación:
100 papeles de 15 × 15 mm

Reacción del color:

Peroxtesmo KO reacciona con Peroxidasa para producir manchas azules contra fondo blanco.

Precauciones de seguridad:

Encontrará la información sobre los riesgos en la etiqueta exterior y en la ficha de datos de seguridad. Puede descargar la ficha de datos de seguridad en www.mn-net.com/SDS.

Método de aplicación:

Aplicar una gota de la solución a probar, tal como un zumo o jugo vegetal, al papel o aplicar éste al área cortada de una planta a comprobar, sujetándolo de una manera firme contra ella. Cualquier coloración azul ó verde azulada que se produzca en dos minutos es indicativa de la presencia de peroxidasa.

No tocar el papel con los dedos.





Eliminación:







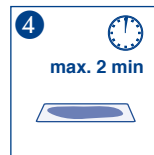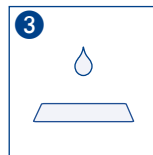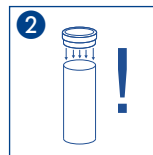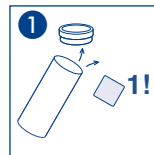


Consulte la información sobre la eliminación en la ficha de datos de seguridad. Puede descargar la ficha de datos de seguridad en www.mn-net.com/SDS.

Especificidad:

Peroxtesmo KO es específico para la determinación de peroxidasa. La utilización de Peroxtesmo KO solamente puede considerarse como una prueba preliminar.

El papel reactivo adquiere con el tiempo una coloración marrón (6 meses) y podrá usarse siempre que se distinga el color azul de la reacción.



 REF	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	 LOT	Chargencode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Productienummer / Codice del lotto / Numer partii
	Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!		Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Límites de temperatura / Temperatuurbegrenzing / Limite de tem- peratura / Ograniczenie temperatury		Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantener asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Obsérvese las instrucciones de uso / Lees de bijsluiting / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia		Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpak- king gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		