

Portavo 904 pH

Analyseur mobile robuste pour la mesure du pH et du redox

Le data logger intégré permet d'enregistrer 5000 valeurs. Avec l'interface USB et le logiciel Paraly SW 112, les données du logger peuvent être facilement transférées vers un PC pour y être analysées.

Calibrage pH sur mesure

Cal SOP

La procédure de calibrage Cal SOP permet de vérifier les électrodes pH sur la base de jusqu'à 3 points de calibrage. Un tampon sert de tampon de contrôle. Pour chaque point de calibrage, il est possible de sélectionner le jeu de tampons et donc de définir l'ordre.

Des solutions tampon spécifiques au client peuvent être utilisées ou Alors une solution tampon sera choisie parmi une liste de solutions tampon usuelles, par ex. des solutions tampon CaliMat, NIST ou DIN. L'écart maximal autorisé (delta pH) est saisi pour le tampon de contrôle.

Pack sécurité inclus

Gestion des utilisateurs

La gestion professionnelle des utilisateurs régit l'accès à l'analyseur et à la sonde.

- Sécurité renforcée pour les données de configuration, de calibrage et de mesure
- Aucun risque d'accès non autorisé dans le déroulement des opérations
- Jusqu'à 4 profils d'utilisateur configurables
- Différents droits d'accès paramétrables

Selon l'expérience de l'utilisateur, il est possible de définir le profil du rôle pour la configuration de l'analyseur et de la sonde, ou pour le calibrage de la sonde. Cela minimise considérablement le risque d'une modification involontaire des réglages.

Davantage de sécurité en cours de fonctionnement

Il est possible d'attribuer des sondes Memosens directement au Portavo 908 Multi.

On utilise alors les données enregistrées dans la sonde, par ex.

Type de sonde

TAG

Groupe

La correspondance entre la sonde et l'analyseur réduit le risque d'erreur. Il est ainsi garanti que seules les sondes prévues sont utilisées pour le poste de mesure choisi.





Caractéristiques

- Des sondes Memosens ou des sondes analogiques pour la mesure du pH ou du redox sont utilisables sur un seul et même appareil.
- Le carquois pour sondes empêche la sonde de s'assécher et de s'endommager
- Boîtier robuste avec IP66/67, utilisable également en extérieur
- Batterie lithium-ion – se recharge directement par USB
- Data logger pouvant contenir 5 000 valeurs
- Port micro USB et logiciel Paraly SW 112
- Calibrage pH sur mesure Cal SOP
- Gestion des utilisateurs pour le contrôle de l'accès
- Vérification de la sonde pour une attribution claire de la sonde à l'appareil via type de sonde, TAG ou groupe
- Ajustage de la sonde de température dans la sonde Memosens (correction Offset)

Garantie
3 ans !

MEMO SENS



Caractéristiques techniques

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Entrée pH/mV (analogique) | Prise pH DIN 19 262 (13/4 mm) | |
| | Plage de mesure pH | -2 ... 16 |
| | Chiffres après la virgule *) | 2 ou 3 |
| | Résistance d'entrée | 1 x 10 ¹² Ω (0 ... 35 °C / 32 ... 86 °F) |
| | Courant d'entrée | 1 x 10 ⁻¹² A (à temp. ambiante, doublé tous les 10 K) |
| | Cycle de mesure | Env. 1 s |
| | Écart de mesure ^{1,2,3)} | < 0,01 pH CT < 0,001 pH/K |
| | Plage de mesure mV | -1300 ... 1300 mV |
| | Cycle de mesure | Env. 1 s |
| | Écart de mesure ^{1,2,3)} | < 0,1 % d.m. + 0,3 mV CT < 0,03 mV/K |
| Entrée température | 2 x Ø 4 mm pour sonde de température intégrée ou externe | |
| | Plages de mesure | NTC 30 kΩ -20 ... 120 °C / -4 ... 248 °F Pt1000 -40 ... 250 °C / -40 ... 482 °F |
| | Cycle de mesure | Env. 1 s |
| | Écart de mesure ^{1,2,3)} | < 0,2 K (Tamb = 23 °C / 73,4 °F); CT < 25 ppm/K |
| Entrée Memosens pH, ISFET | Prise M8, 4 pôles pour câble de laboratoire Memosens | |
| | Plages d'affichage ⁴⁾ | pH -2,000 ... 16,000 mV -2000 ... 2000 mV Température -50 ... 250 °C / -58 ... 482 °F |
| | Calibrage du pH | |
| Adaptation de la sonde*) | Calimatic | Calibrage avec identification autom. des tampons |
| | Manuel | Calibrage manuel avec saisie des valeurs de tampons spécifiques |
| | Saisie de données | Saisie des données : zéro et pente |
| | CAL SOP (option TAN) | Option logiciel SW-P001 : Détermination des tampons pH et de l'ordre des étapes de calibrage ; détermination de l'écart delta pour les tampons de contrôle |
| | Calibrage de la température (option TAN) | Option logiciel SW-P002 pour l'ajustage de la sonde de température dans la sonde Memosens (correction Offset) |
| | Jeux de tampons Calimatic*) | |
| | -01- Mettler-Toledo | 2,00/4,01/7,00/9,21 |
| -02- Knick CaliMat | 2,00/4,00/7,00/9,00/12,00 | |
| -03- Ciba (94) | 2,06/4,00/7,00/10,00 | |
| -04- NIST technique | 1,68/4,00/7,00/10,01/12,46 | |
| -05- NIST standard | 1,679/4,006/6,865/9,180 | |
| -06- HACH | 4,01/7,00/10,01/12,00 | |
| -07- WTW Tampons techn. | 2,00/4,01/7,00/10,00 | |
| -08- Hamilton | 2,00/4,01/7,00/10,01/12,00 | |
| -09- Reagecon | 2,00/4,00/7,00/9,00/12,00 | |
| -10- DIN 19267 | 1,09/4,65/6,79/9,23/12,75 | |
| -U1- (User) | Chargeable avec Paraly SW 112 | |
| Plage de cal. admissible | Zéro | 6 ... 8 pH |
| | Pente | env. 74 ... 104 % |
| | Minuteur de calibrage*) | Intervalle par défaut 1 ... 99 jours, désactivable |
| | Sensoface | Fournit des informations sur l'état de la sonde |
| | Analyse de | zéro/pente, temps de réponse, intervalle de calibrage |

