


MINI – INCUBATEUR pour Boîtes de Pétri

Couvercle transparent

Interrupteur de mise en route

Voyant lumineux de chauffe

Poignée du couvercle

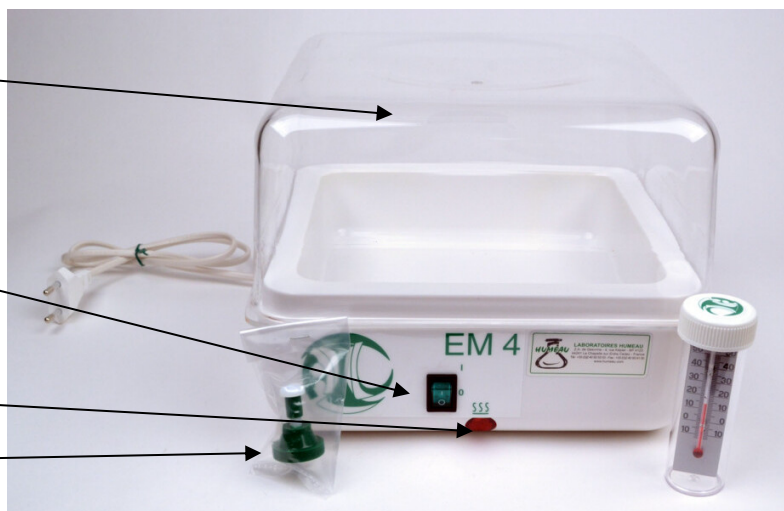


Thermomètre
de contrôle

Caractéristiques :

- Volume utile 4L.
- Dimensions externes : 23 x 23 x H. 14.5 cm.
- Dimensions internes : 18.5 x 18.5 x H. 9 cm.
- Poids net : 1.421 KG
- Réglage de la température de + 5°C à + 45°C
- Puissance 25 W / 230 V~

Fonctionnement :

- Brancher la fiche secteur à une prise secteur 230 V~.
- Température idéale de la pièce : autour de 20°C.
- La température de l'enceinte est ajustée à 36°C à $\pm 1^\circ\text{C}$.
- Cette température peut être corrigée à l'aide de la vis située sur le côté de l'étuve. **Ne jamais dépasser 45°C.**
- Lorsque l'étuve chauffe, le voyant lumineux rouge s'allume.
- Nettoyer en cas de besoin avec un chiffon.
- Ne jamais tremper l'étuve dans un liquide.

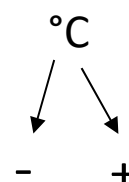

Distribué par **Humeau**

Z.A. Hauts de Couëron - 11 rue des Imprimeurs
CS 24220 - 44220 Couëron - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53
info@humeau.com - www.humeau.com