

Distribué par :

Z.A de Gesvrine – 4 rue Képler – B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex – France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com



w w w . h u m e a u . c o m

Le test « stylo » pour les auto-contrôles HACCP : 3M™ Clean-Trace™ Surface - Test Protéique

Utilisant la réaction reconnue du biuret, le test 3M Clean-Trace Surface Test Protéique permet en détectant les résidus protéiques et les sucres réducteurs d'évaluer l'état de propreté des surfaces.

- ◆ Sensibilité : 50 µg
- ◆ Rapide : de 0 à 10 minutes
- ◆ Simple d'utilisation : écouvillonner, cliquer, interpréter
- ◆ Stockage à température ambiante
- ◆ Lecture simplifiée par code couleur



1 - Déposez 4 gouttes de liquide hydratant sur l'écouvillon et effectuer le prélèvement*.



2 - Insérez l'écouvillon dans le tube et activer le test en "cliquant".



3 - Comparez la couleur du test au code couleur intégré sur l'écouvillon.

*si la surface est sèche