

Tables de balance nues et D/T

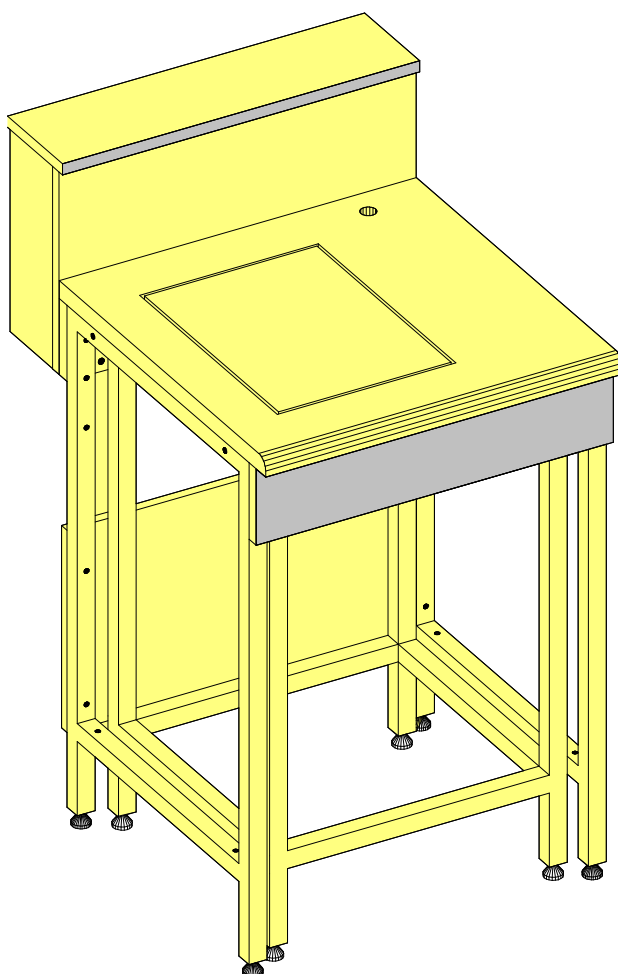
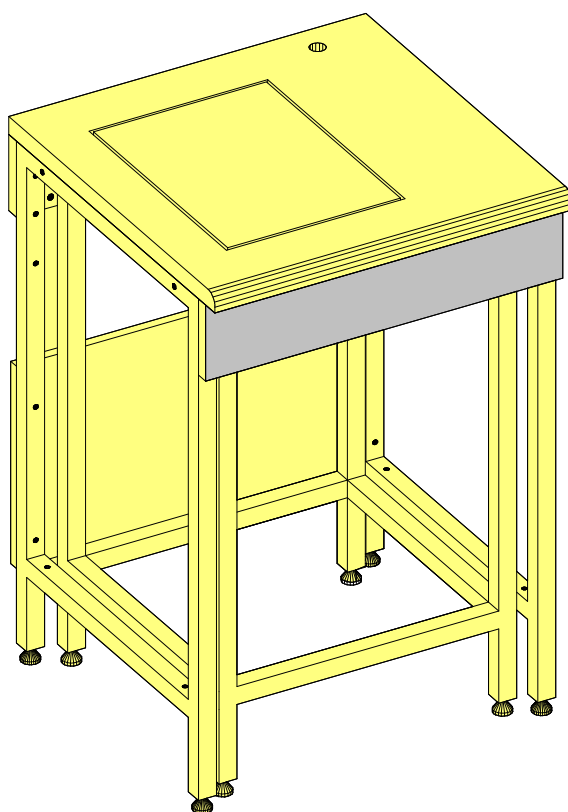


Schéma de montage des tables de balance D/T




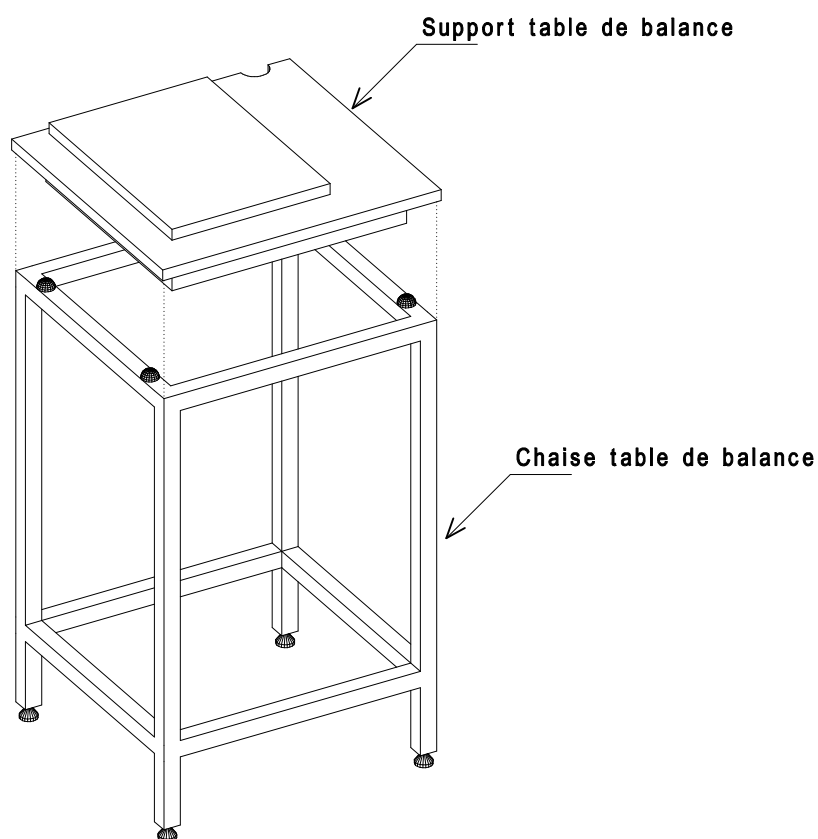


Schéma de montage des tables de balance nues

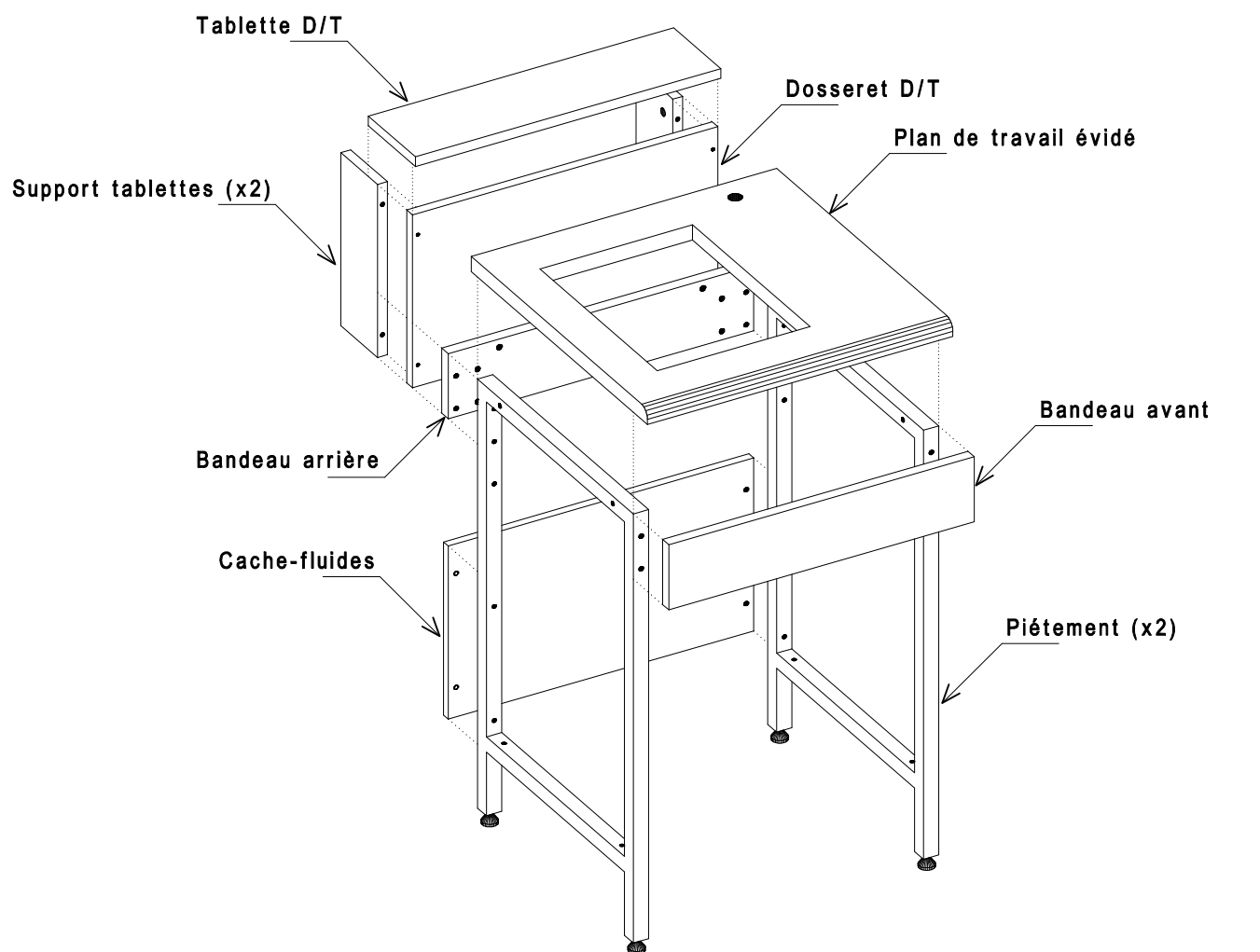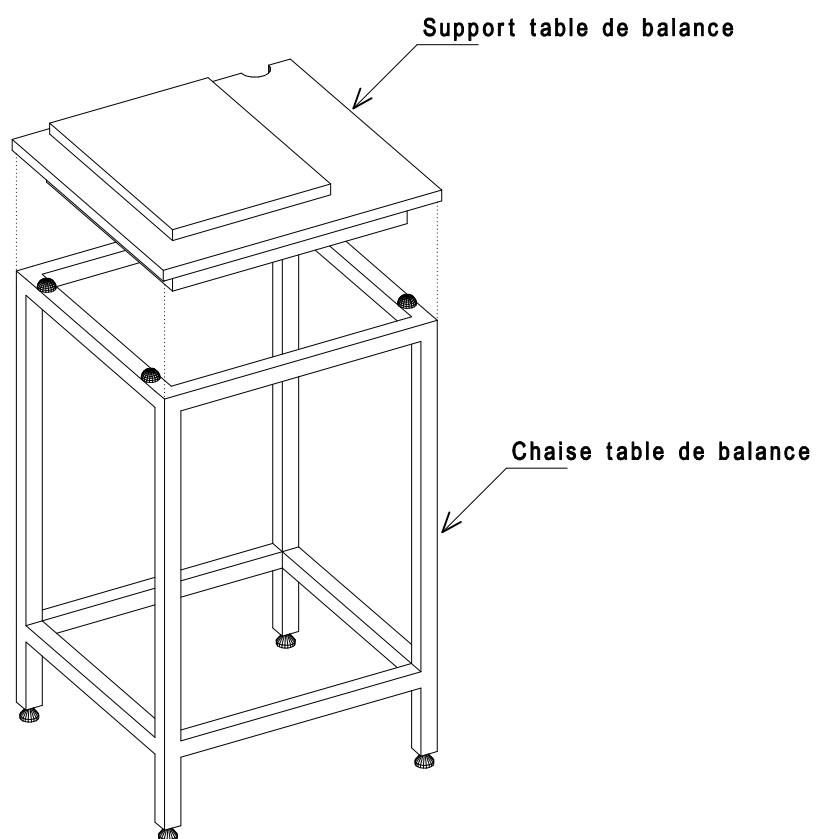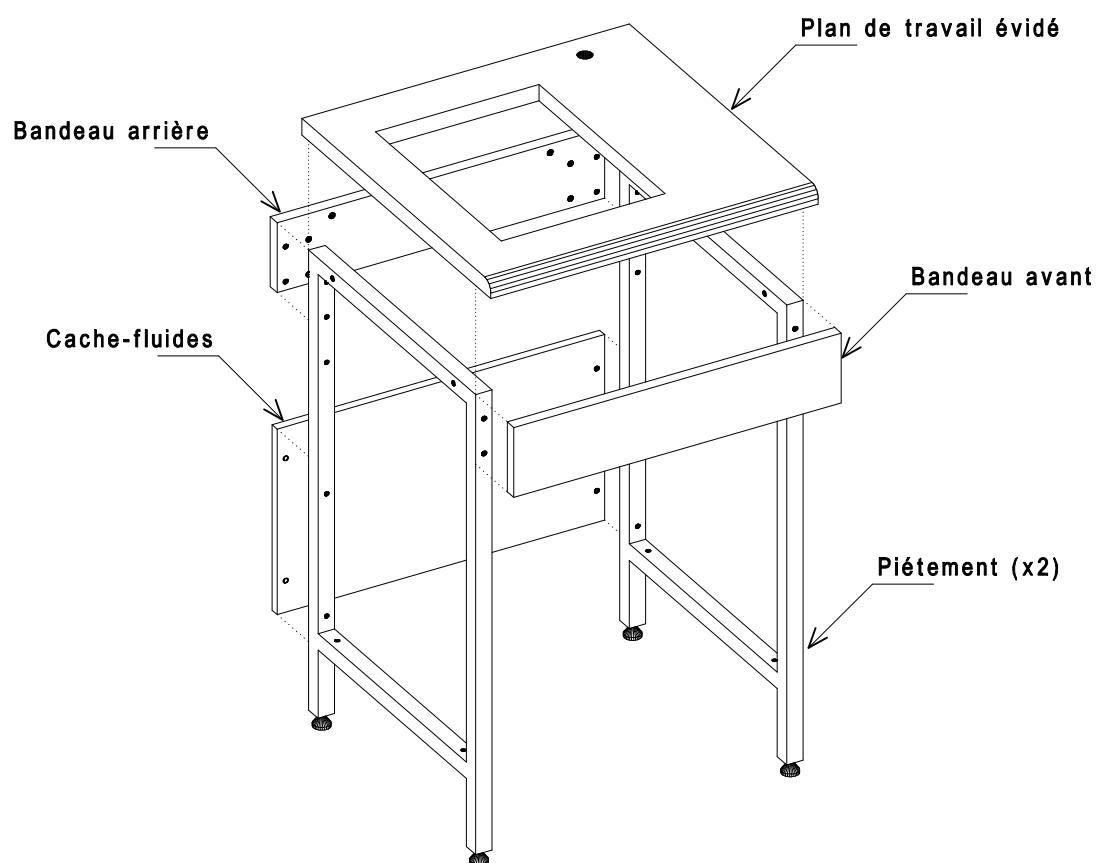

Nomenclature de la quincaillerie

Table de balance nue




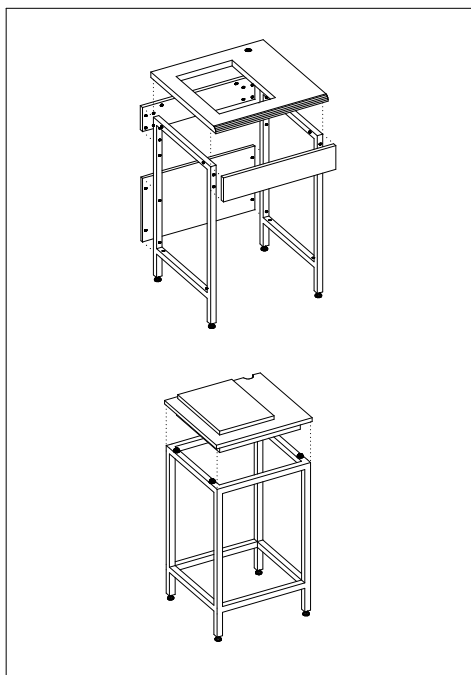


Table de balance D/T

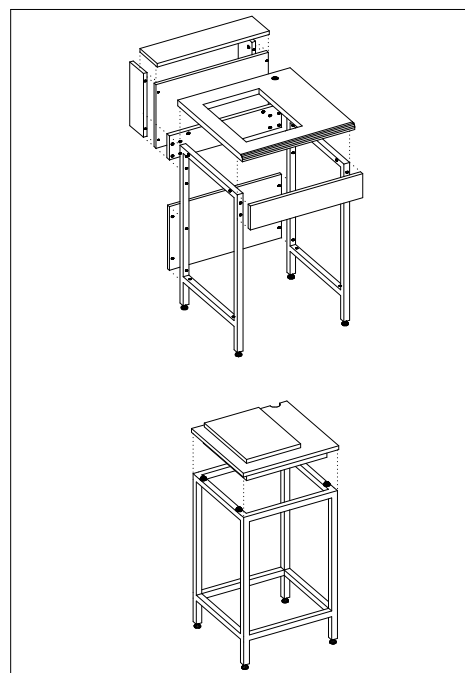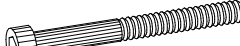


Désignation de la quincaillerie	Table de balance NUE Quantité	Table de balance D/T Quantité	Quantité par sachet
 Vis Poëlier 6*40	14	14	20
 Vis Poëlier 6*60			3
 Vis TCHC 6*65	2	2	2
 Ecrou borgne Diam. 6mm	2	2	5
 Plot d'assemblage	4	4	8
 Top plastique Diam. 8mm	8	8	10
 Boitier Minifix		4	6
 Goujon Minifix		4	6
 Embase clip tablettes		2	3
 Clip tablettes		2	3
 Vis TF 4*35	4	8	16
 Vis TF 3.5*15		8	12
 Platine Inox	1	1	1

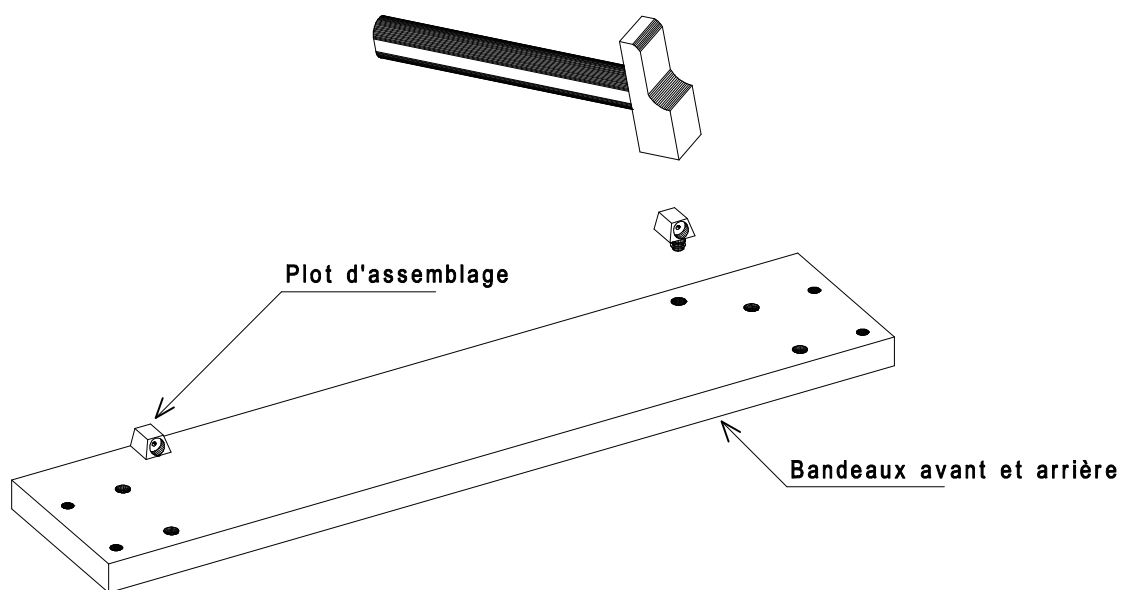

Fixation du bandeau arrière sur le dossieret (Balance D/T)


PS : Ne pas bloquer les vis d'assemblage

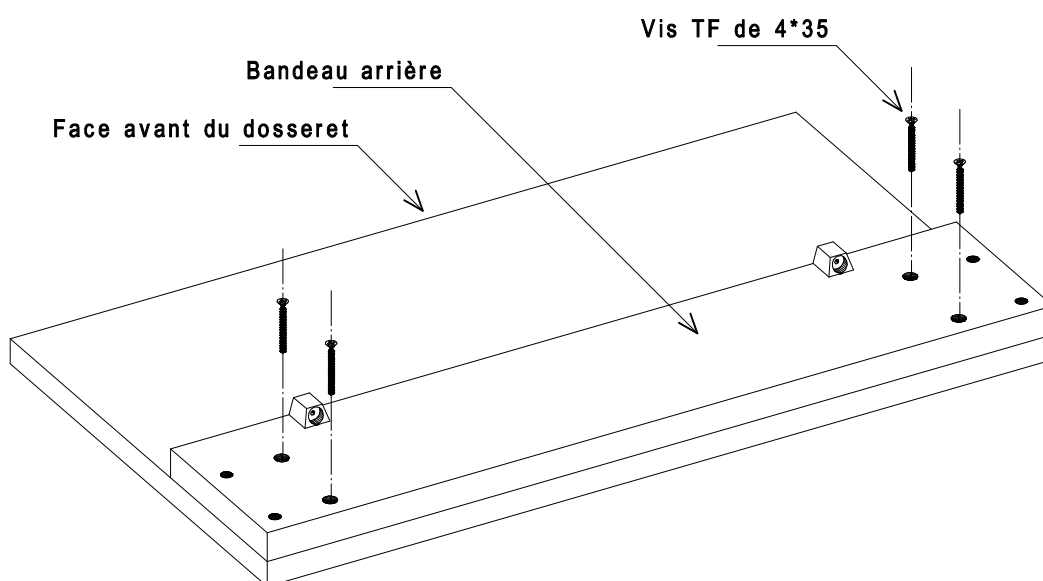

Montage du bandeau arrière sur les piétements

3


PS : Ne pas bloquer les vis d'assemblage

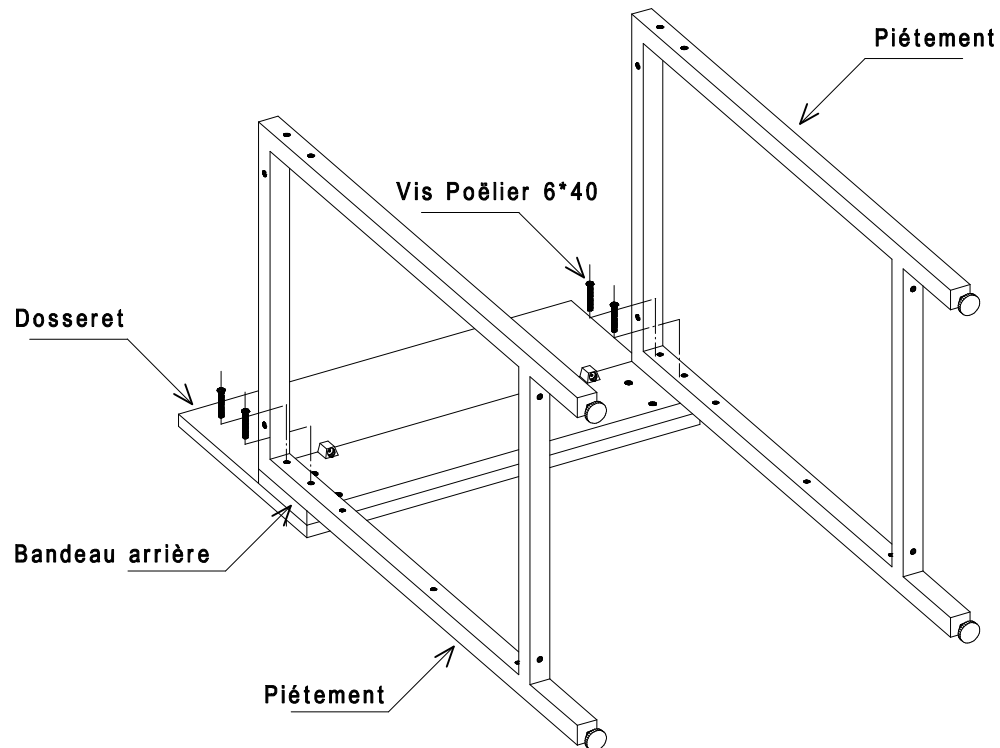

Mise en place de la butée de meubles sur les piétements


4

PS : Ne pas bloquer les vis d'assemblage

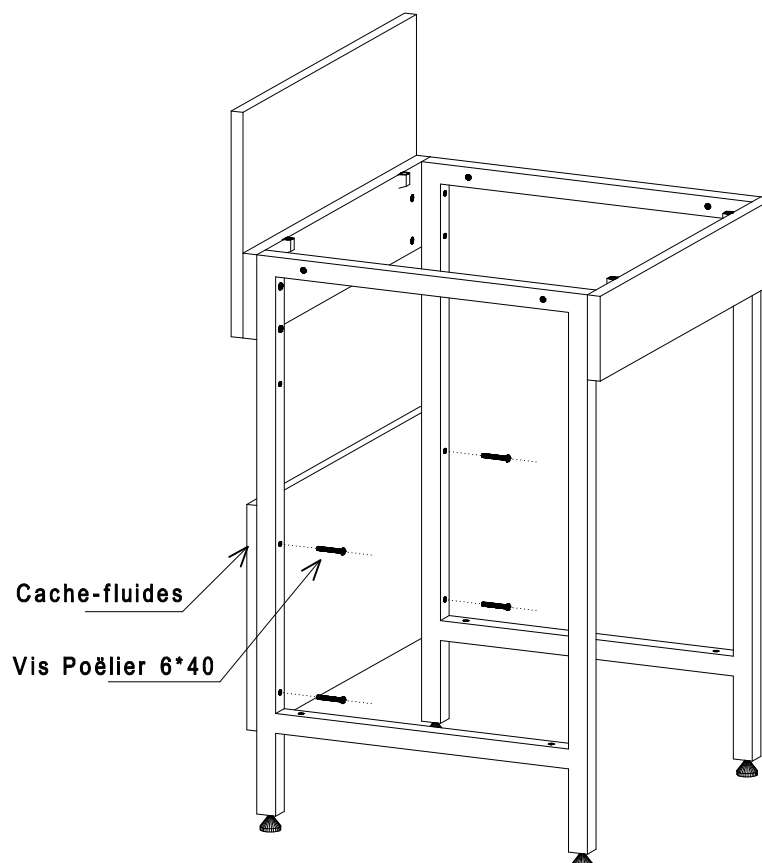

Montage du bandeau avant sur les piétements


5

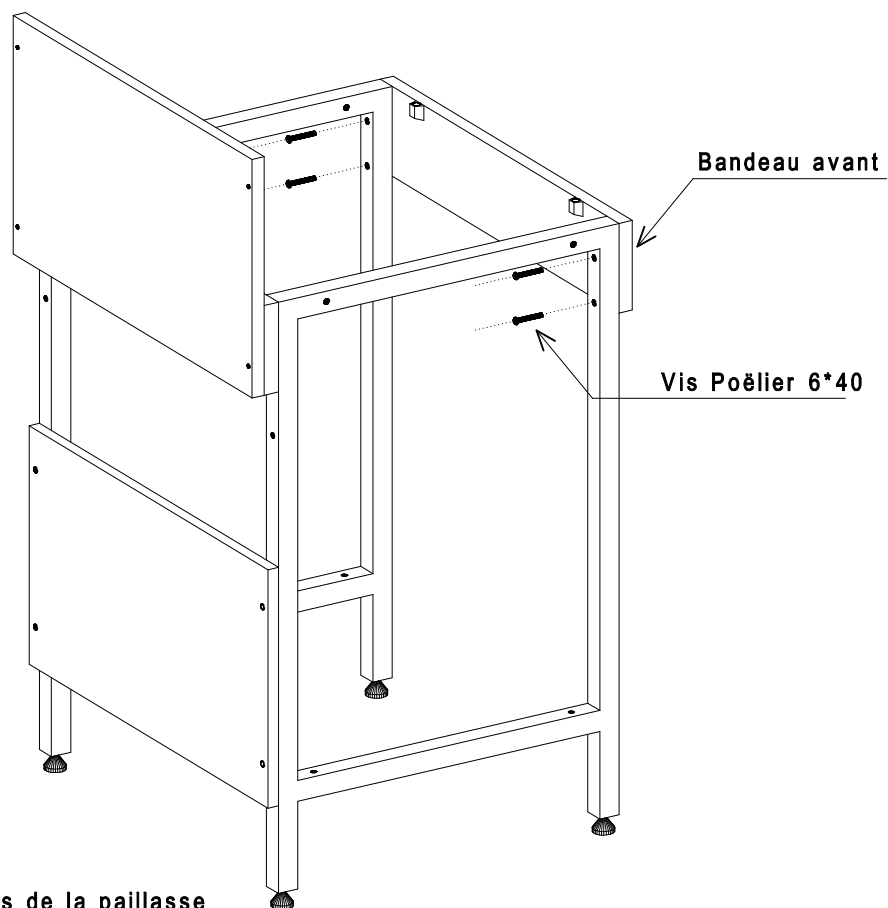

PS : Serrer toutes les vis de la paillasse


Préparation des supports de tablettes

6

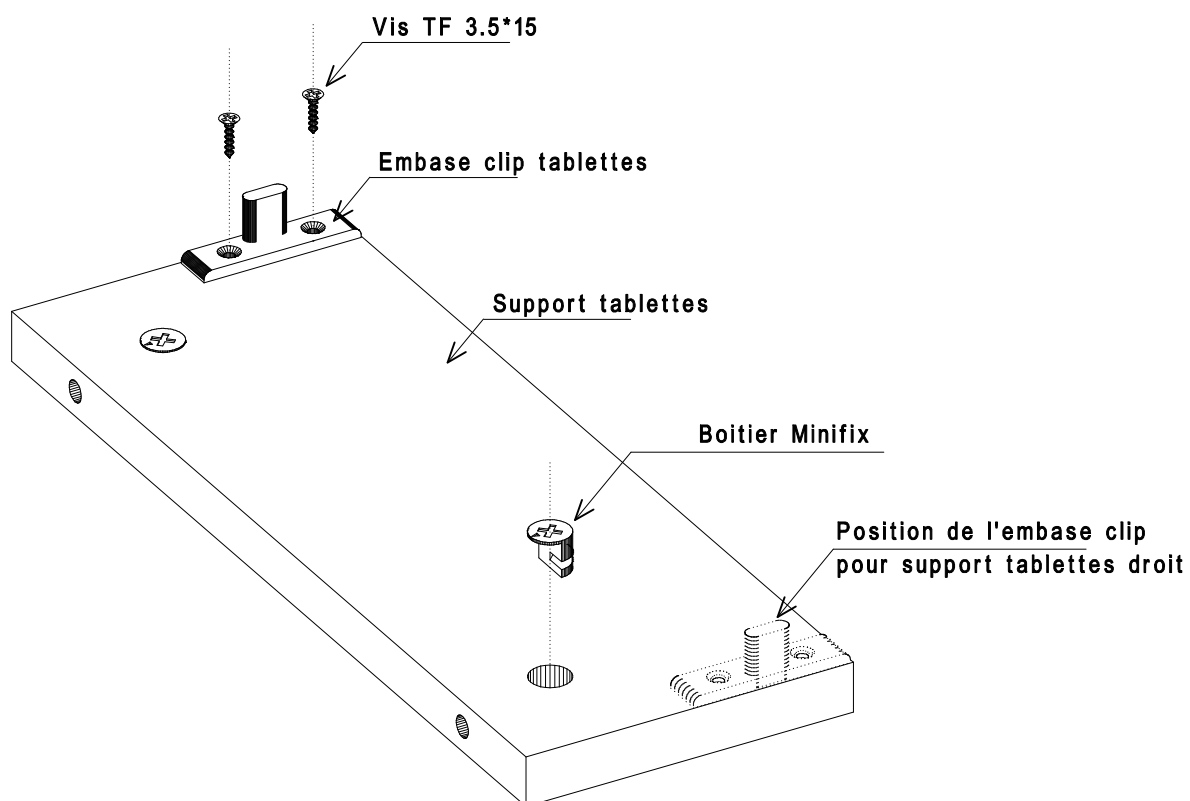




PS : Supports de tablettes gauche et droit avec l'embase clip tablettes
(Schéma ci-dessus : support tablettes gauche)

Support Tablettes


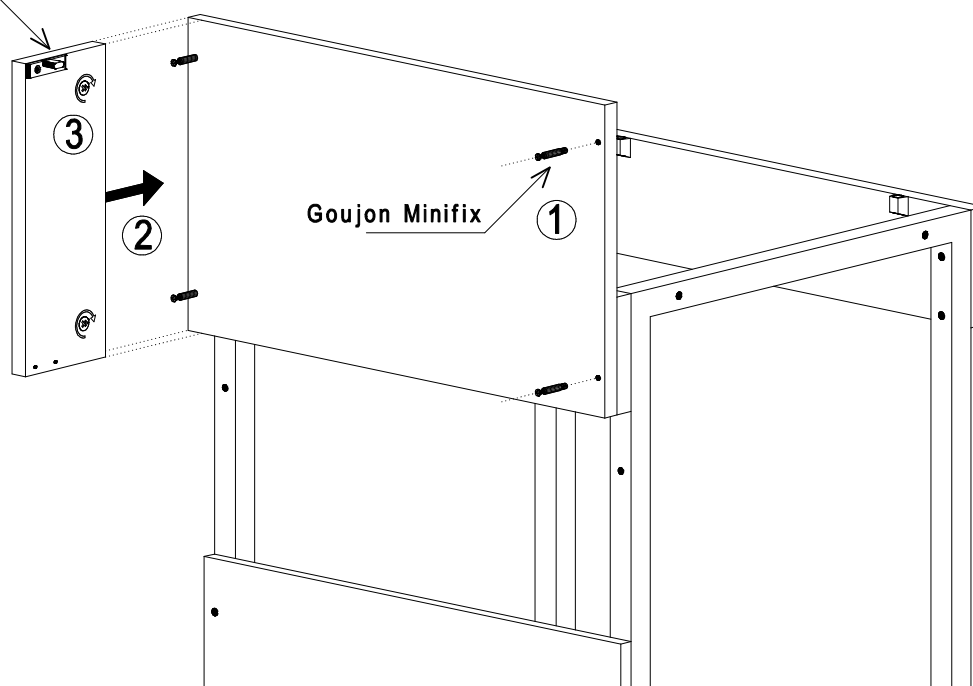



Préparation de la tablette (Balance D/T)

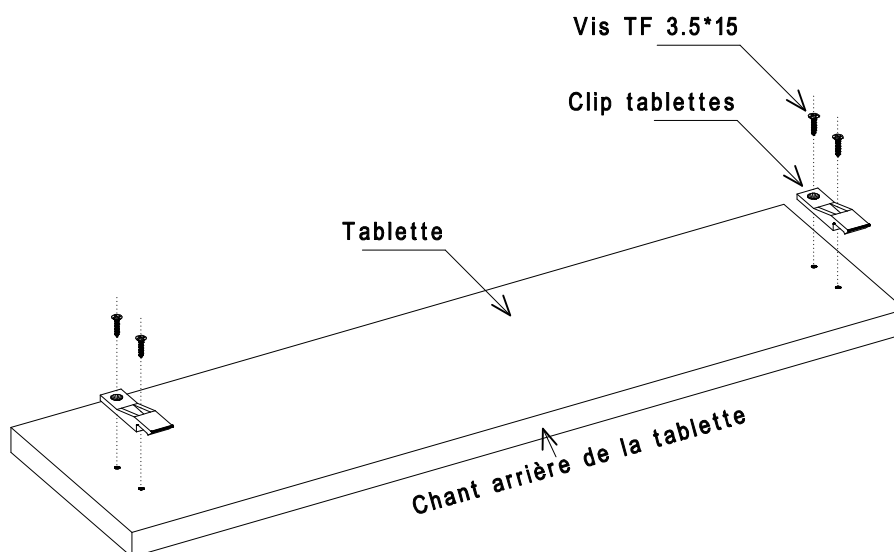

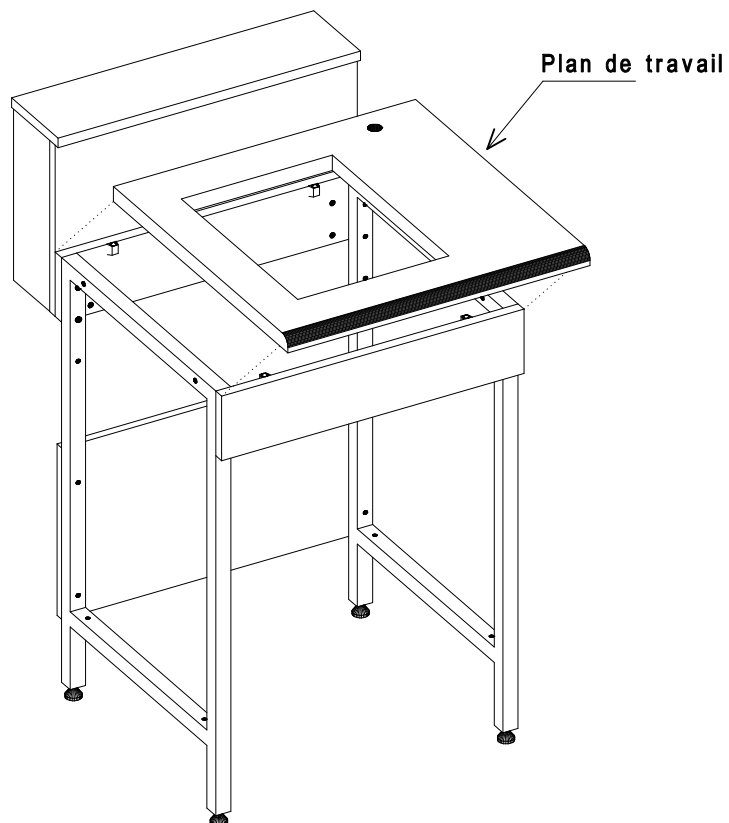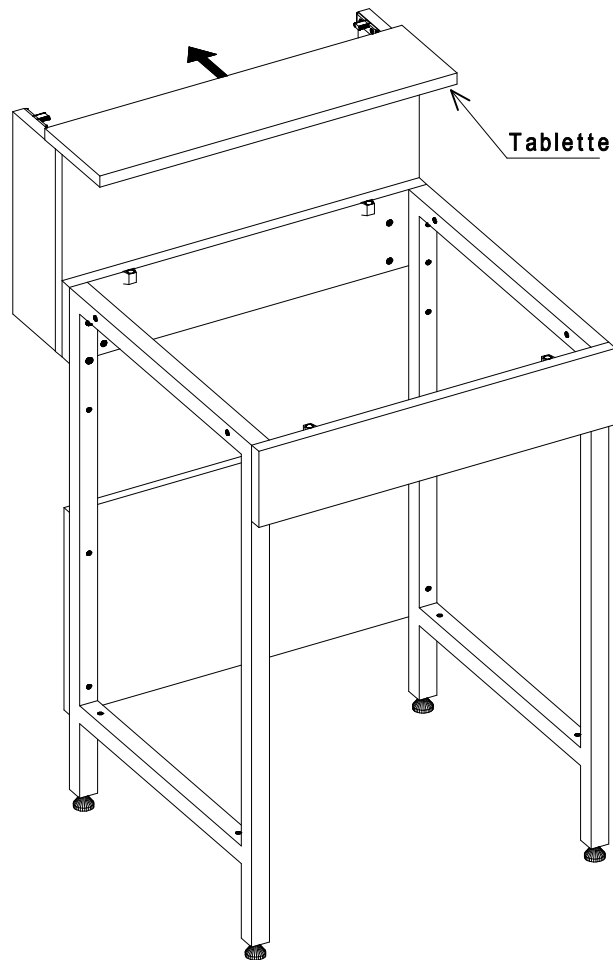

PS : Visser le plan de travail avec des vis TF 4*35

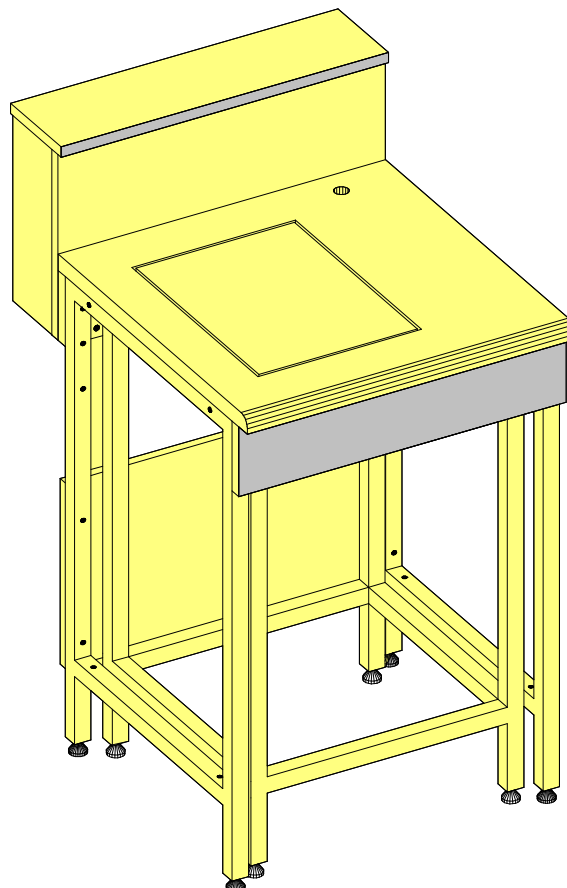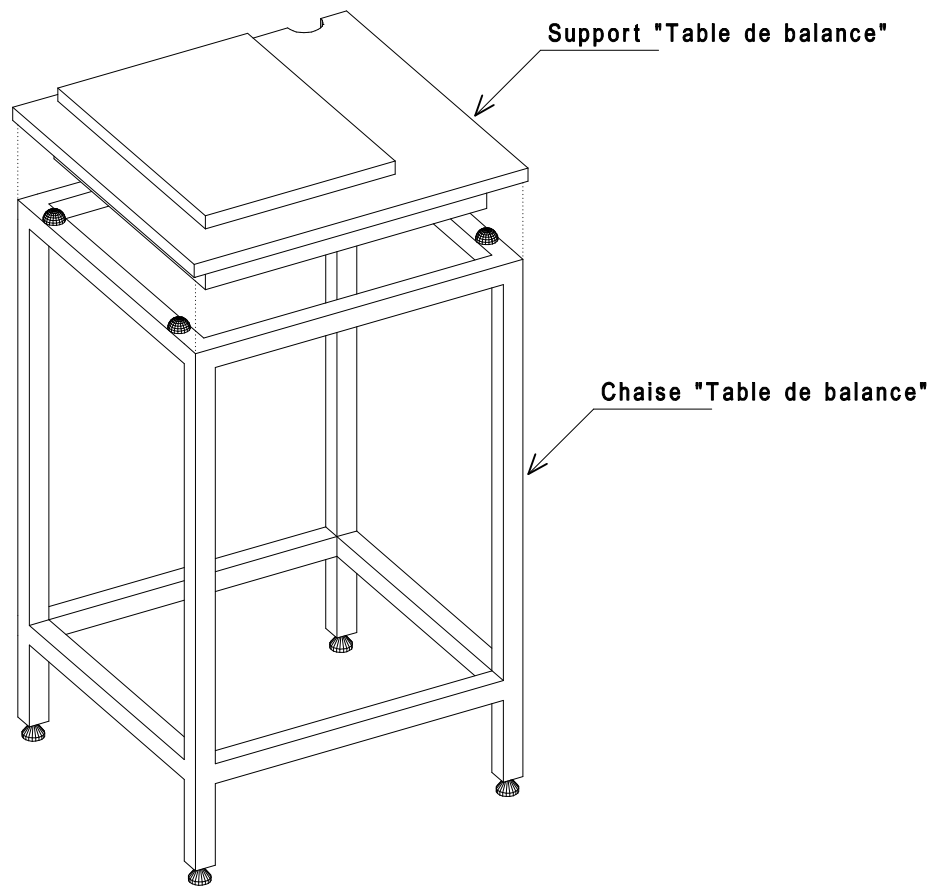

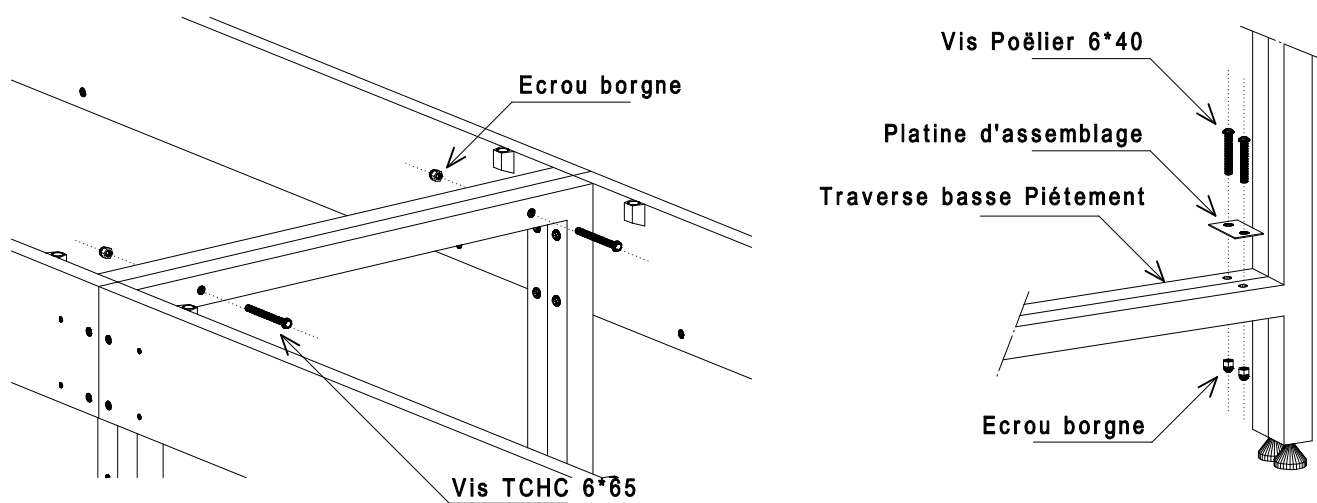

Perçage du dossieret pour le positionnement des blocs de prises électriques

1 : Positionner le gabarit de perçage (Bloc 4 PC 2P+T ou Bloc 3 PC + 2P+T) en applique sur le dossieret en suivant les références indiquées sur le gabarit (haut du dossieret). L'encombrement des blocs PC est matérialisé par les lignes vertes.

2 : Perçer le dossieret

