


# Laveries 600 NUES & 600 D/T

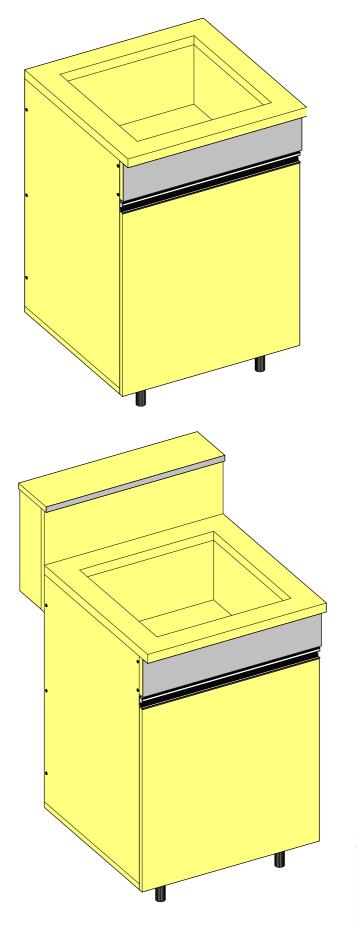




## Schéma de montage des laveries 600 NU

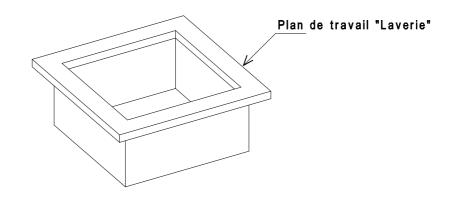


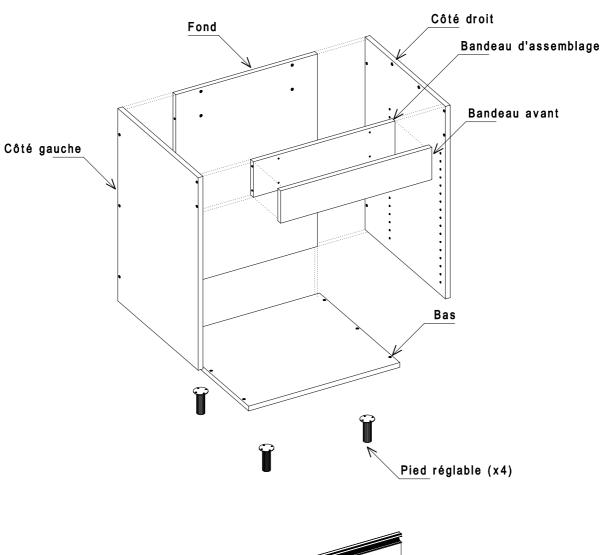

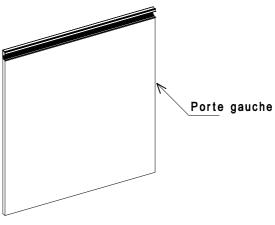


PS : Aménagement intérieur du meuble : 1 étagère réglable en hauteur

### Schéma de montage des laveries 600 D/T

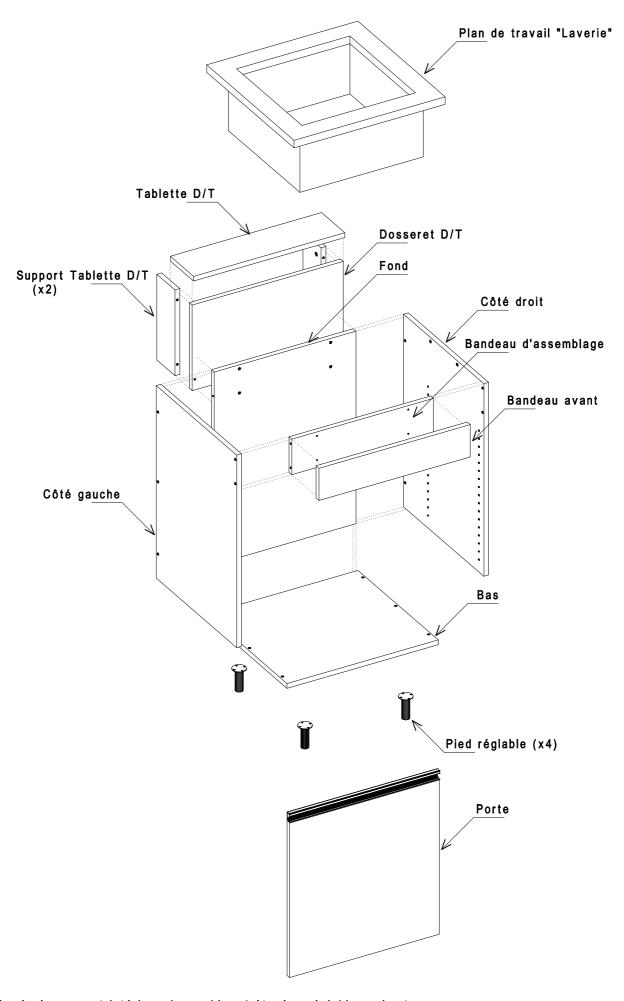


PS : Aménagement intérieur du meuble : 1 étagère réglable en hauteur

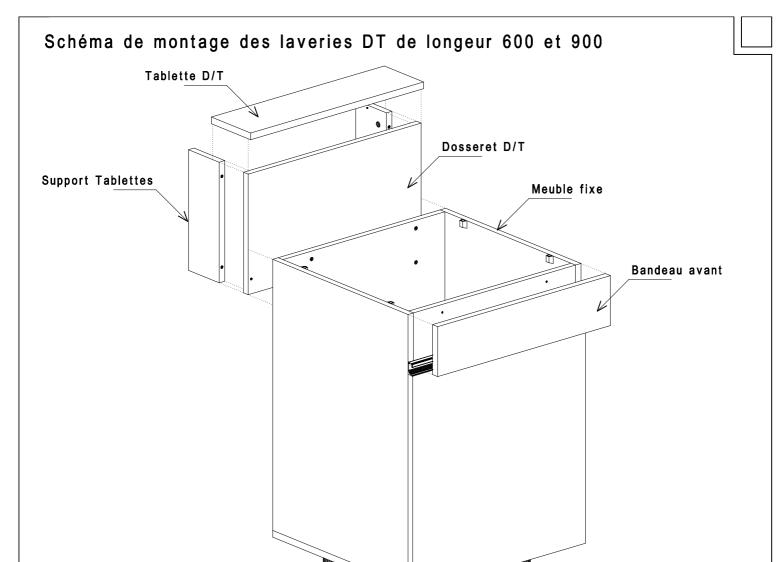


Désignation de la quincaillerie	Laverie 600 Quantité	Laverie 600 Quantité	Quantité par sachet
© Vis TF 4*30	12	16	16
Taquet	2	2	2
Embase clip tablettes	2	2	2
Clip tablettes	2	2	2
₩ Vis TF 3.5*15	8	8	8
Goujon Minifix	4	4	4
Boitier Minifix	4	4	4

## Nomenclature de la quincaillerie

Laverie 600 nue

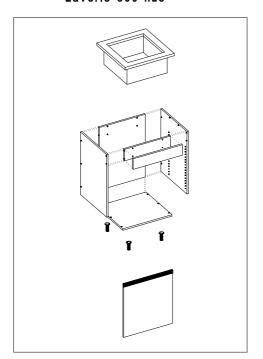


Laverie 600 D/T

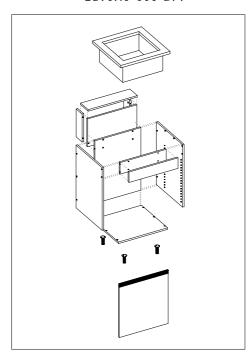


Désignation de la quincaillerie	Laverie 600 NUE Quantité	Laverie 600 D/T Quantité	Quantité par sachet
Plot d'assemblage	4	4	4
Vis auto-tourillonneuse	16	16	16
Top plastique	16	16	16
Charnière invisible	2	2	2
Embase de charnière invisible	2	2	2
Embase clip tablettes		2	2
Clip tablettes		2	2
Boitier Minifix		4	4
Goujon Minifix		4	4
Taquet	6	6	6
Vis EURO 6.3*13	4	4	4
Vis TF 3.5*15	4	12	12
(s) (c) Vis TF 4*35	8	12	12



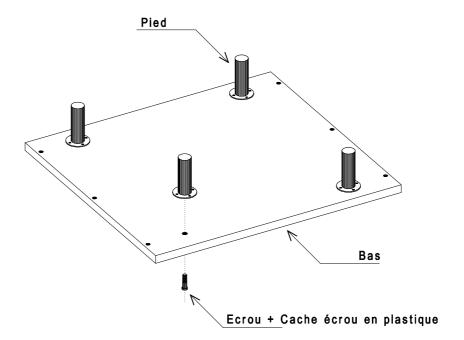



PS : Les pieds sont fixés sur le fond du meuble par des boulons traversant le fond


### Mise en place des plots d'assemblage sur les côtés du meuble

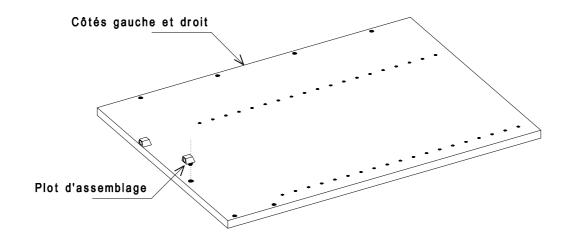


2

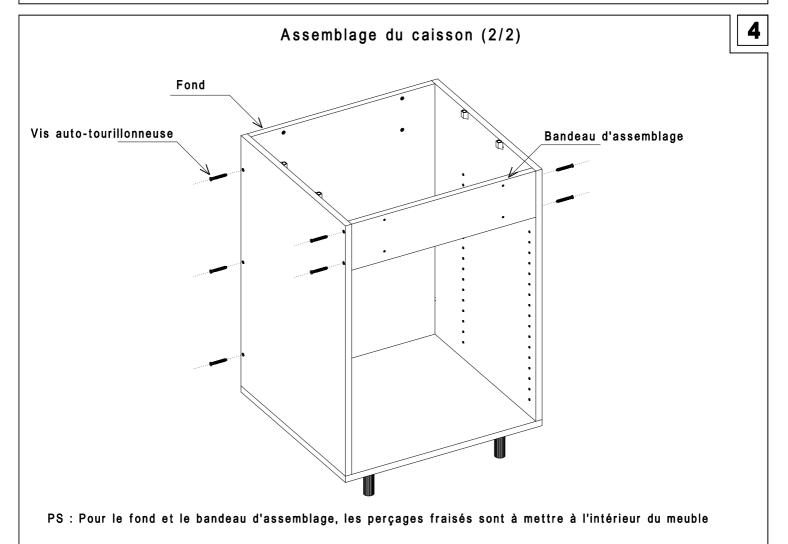

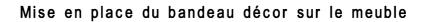

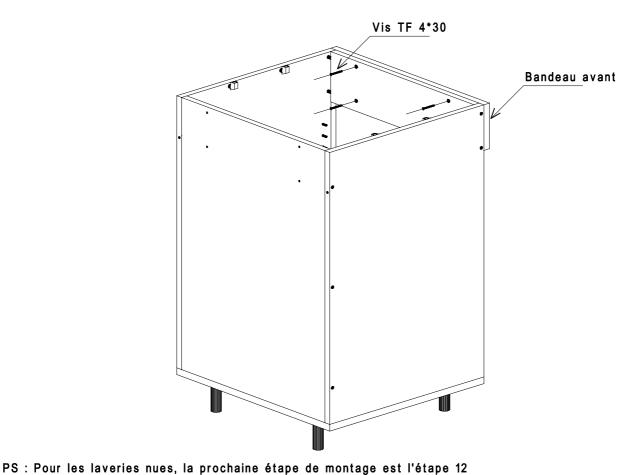


Mise en place des taquets sur le meuble

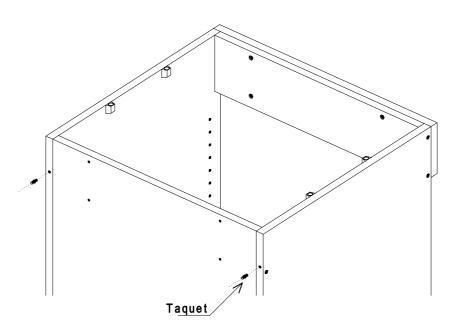



PS : Bien enfoncer les taquets dans les côtés. Ces taquets servent à la mise en position du dosseret sur le fond de meuble





6

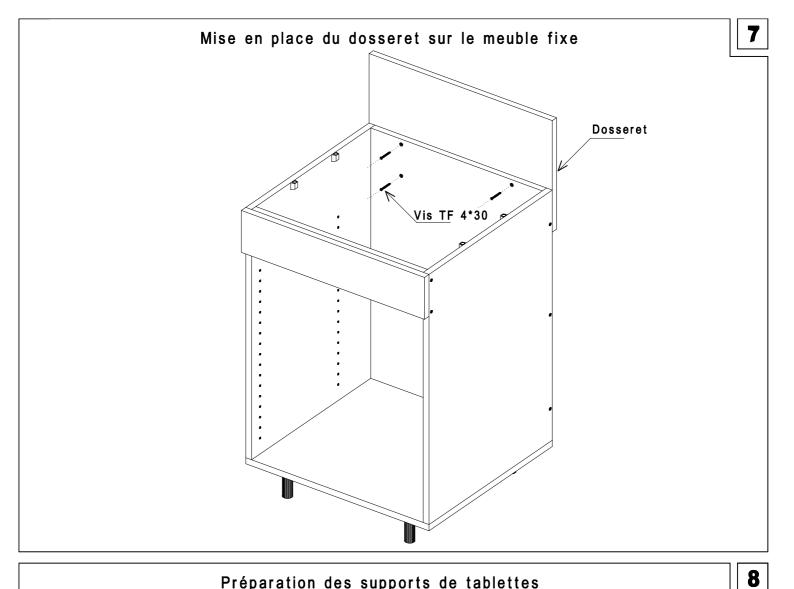


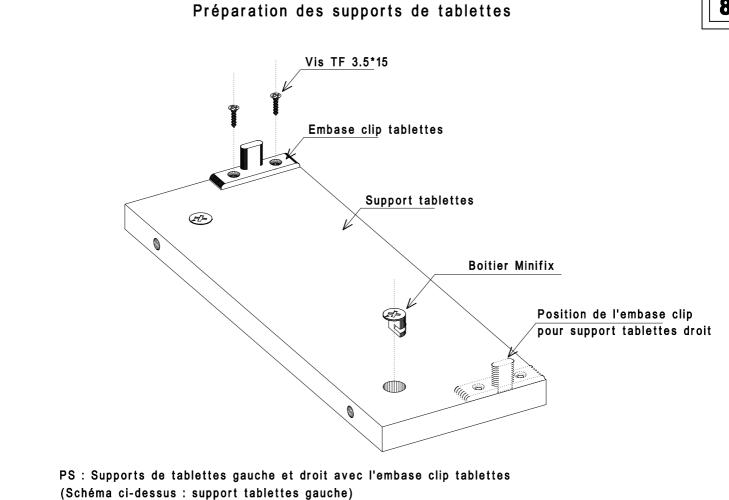

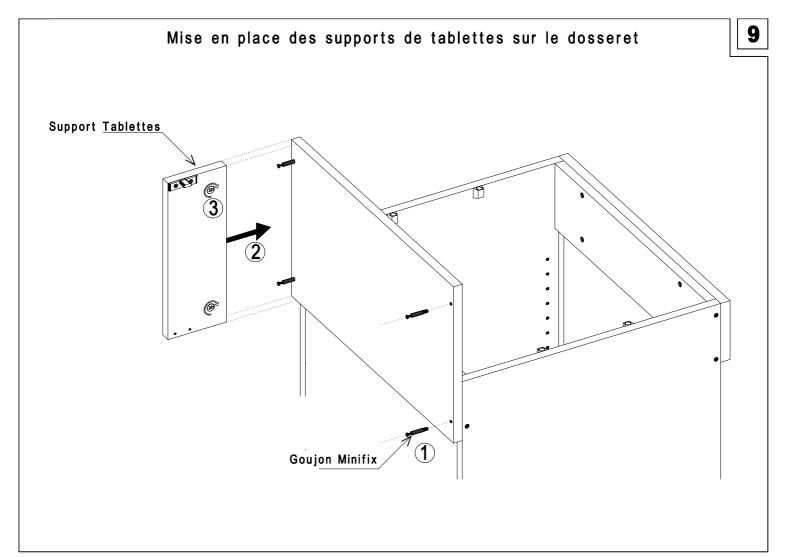


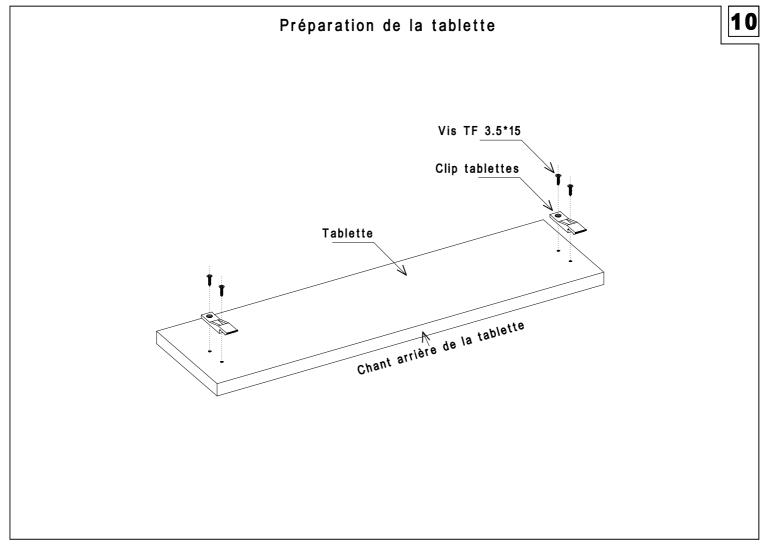

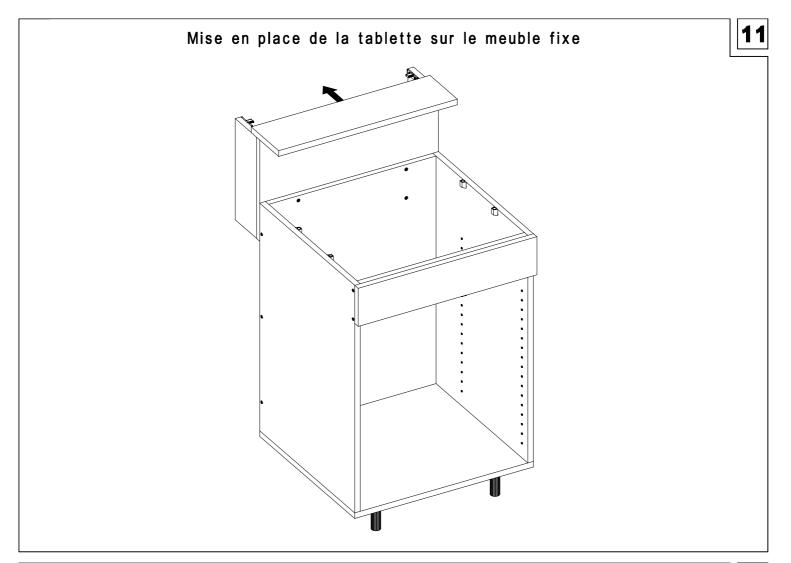

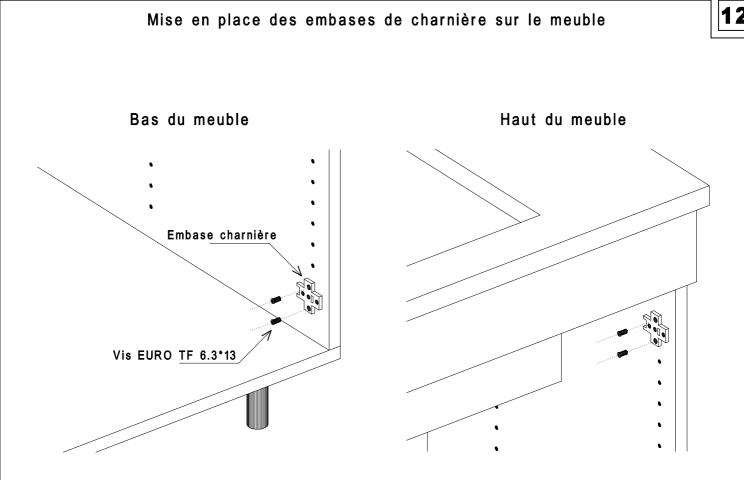


PS : Bien respecter la position des embases sur le meubles (encoche de l'embase à l'intérieur du meuble)

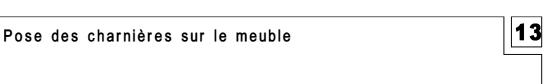


Etape 1 : Mettre en place la charnière de biais sur l'embase

Charnière

Etape 2 :Clipsser la charnière

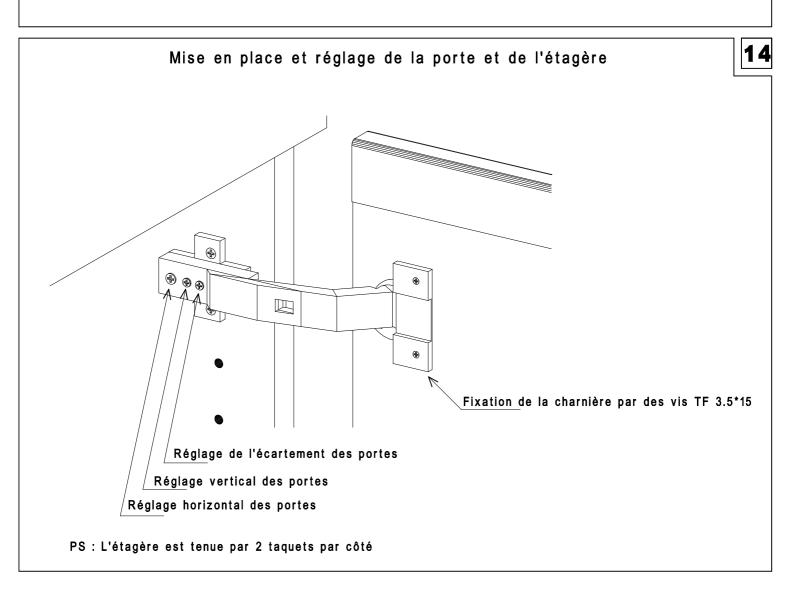

#### Mise en place du plan de travail sur le meuble

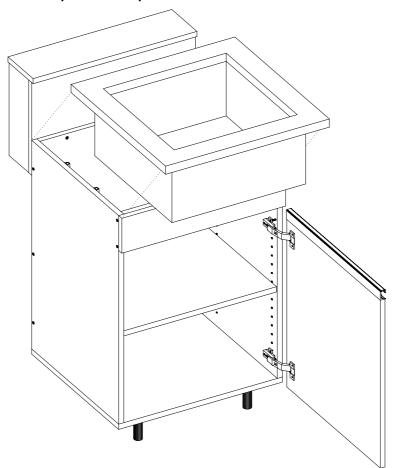

PS: Visser le plan de travail sur le meuble à l'aide des vis TF 4 $^{\star}30$ 

### Perçage du dosseret pour fluides et du fond pour les descentes fluides

16

- 1 : Positionner le gabarit de perçage en applique sur le dosseret en suivant les références indiquées sur le gabarit (haut, gauche ou droite suivant la position des cuves et cuvettes)
- 2 : Perçer le dosseret avec une mèche Diam. 25mm
- 3 : Perçer le fond du meuble pour les descentes fluides

