

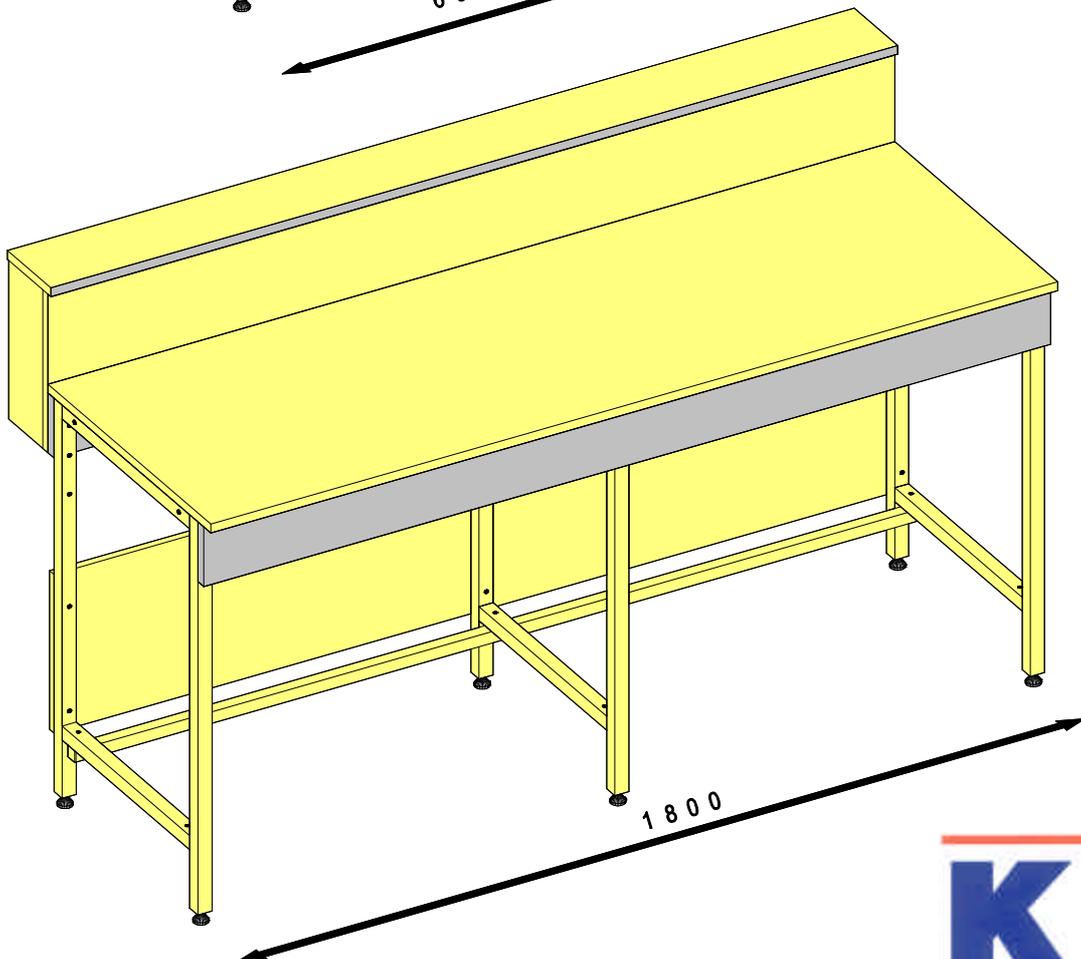


# ***Paillasse D/T***

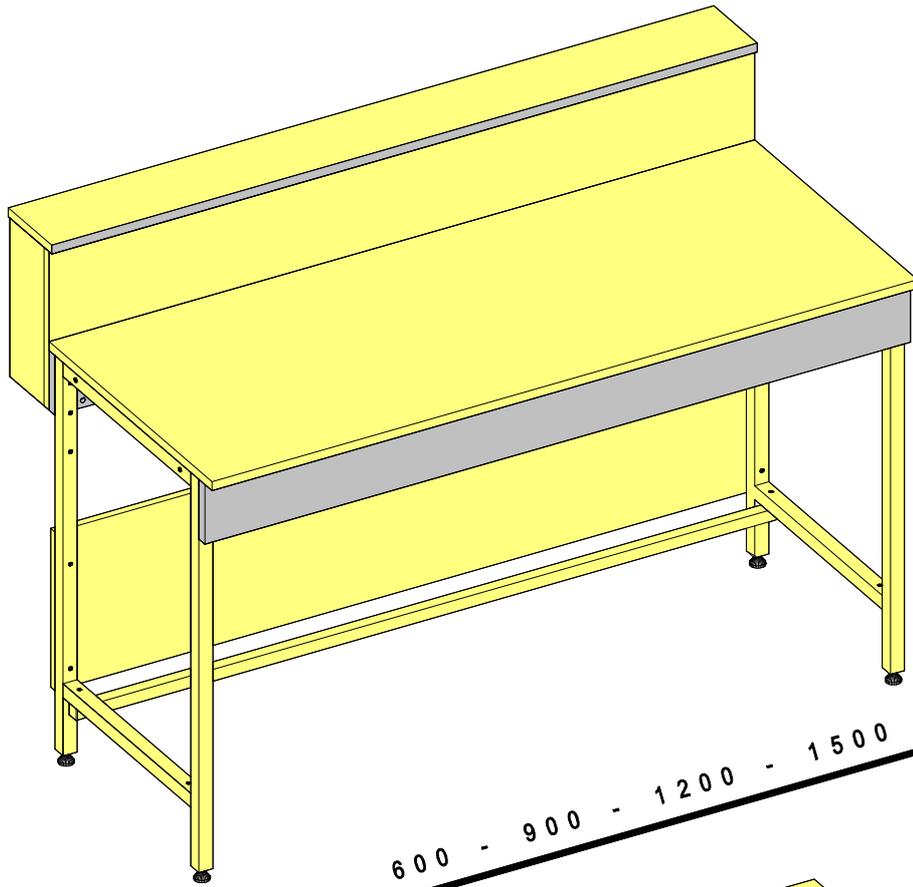


# Schéma de montage de l'ossature "pailleasse"

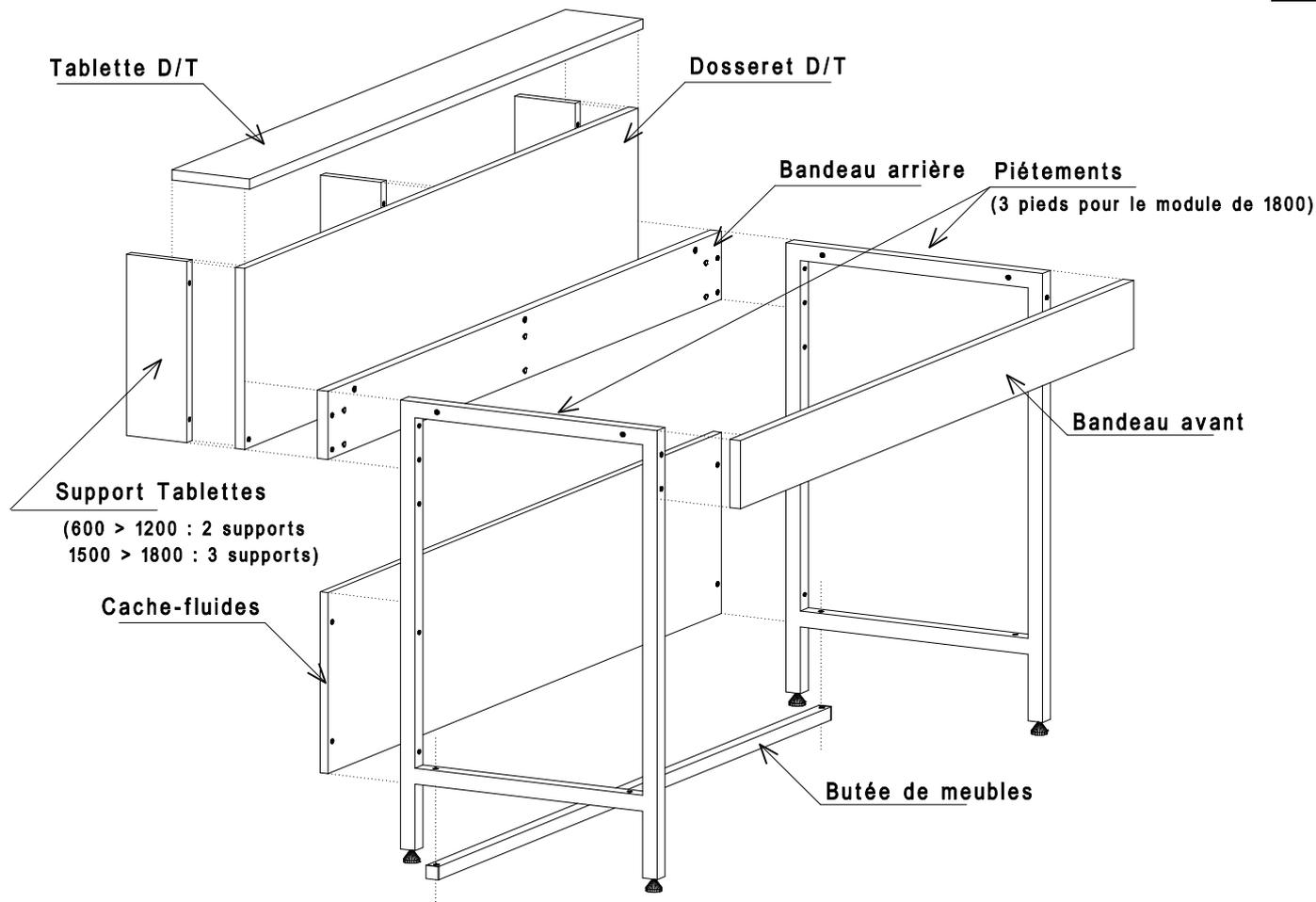

Désignation de la quincaillerie	Largeur 600 Quantité	Largeur 900 Quantité	Largeur 1200 Quantité	Largeur 1500 Quantité	Largeur 1800 Quantité	Quantité par sachet
 Vis Poëlier 6*40	14	14	14	14	20	20
 Vis Poëlier 6*60	2	2	2	2	3	3
 Vis TCHC 6*65	2	2	2	2	2	2
 Ecrou borgne Diam. 6mm	6	6	6	6	7	7
 Plot d'assemblage	4	4	6	6	8	8
 Top plastique Diam. 8mm	8	8	8	8	10	10
 Boitier Minifix	4	4	4	6	6	6
 Goujon Minifix	4	4	4	6	6	6
 Embase clip tablettes	2	2	2	3	3	3
 Clip tablettes	2	2	2	3	3	3
 Vis TF 4*35	8	8	12	12	16	16
 Vis TF 3.5*15	8	8	8	12	12	12
 Platine d'assemblage	1	1	1	1	1	1


## Mise en place des plots d'assemblage sur les bandeaux

1

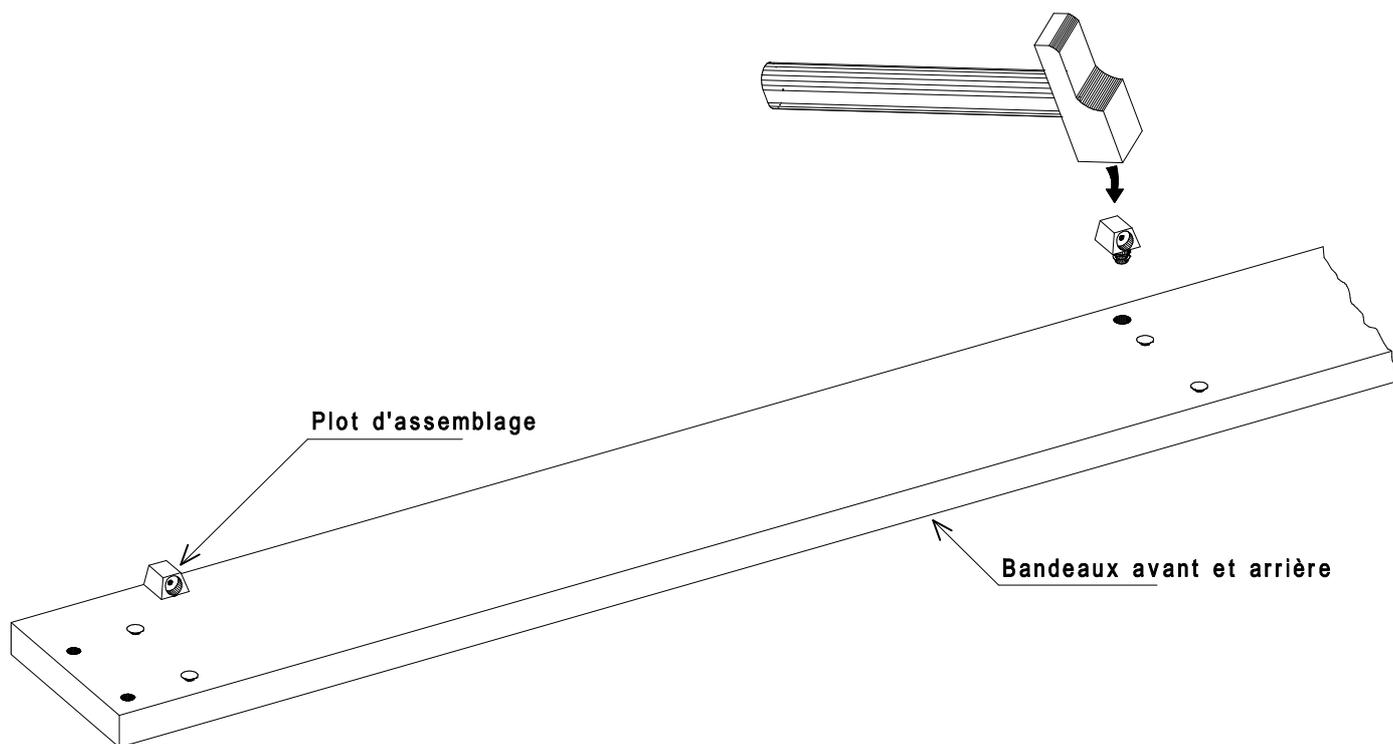

## Montage du bandeau arrière sur le dossieret


2

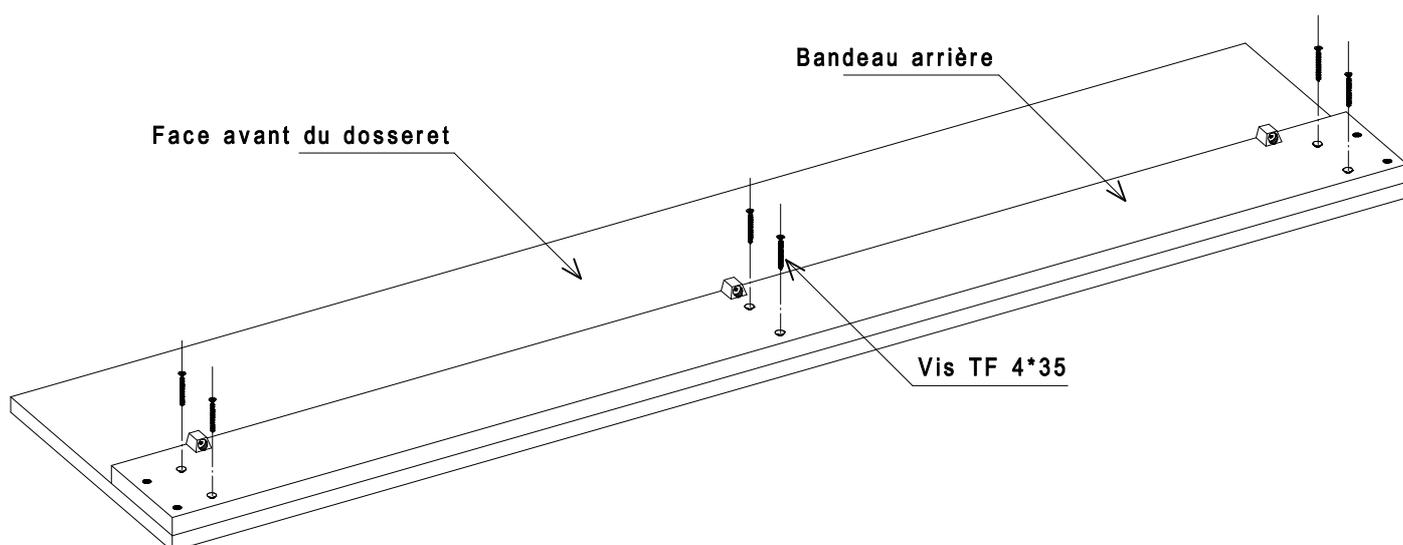

### Montage du bandeau arrière sur les piétements

3


PS : Ne pas bloquer les vis d'assemblage

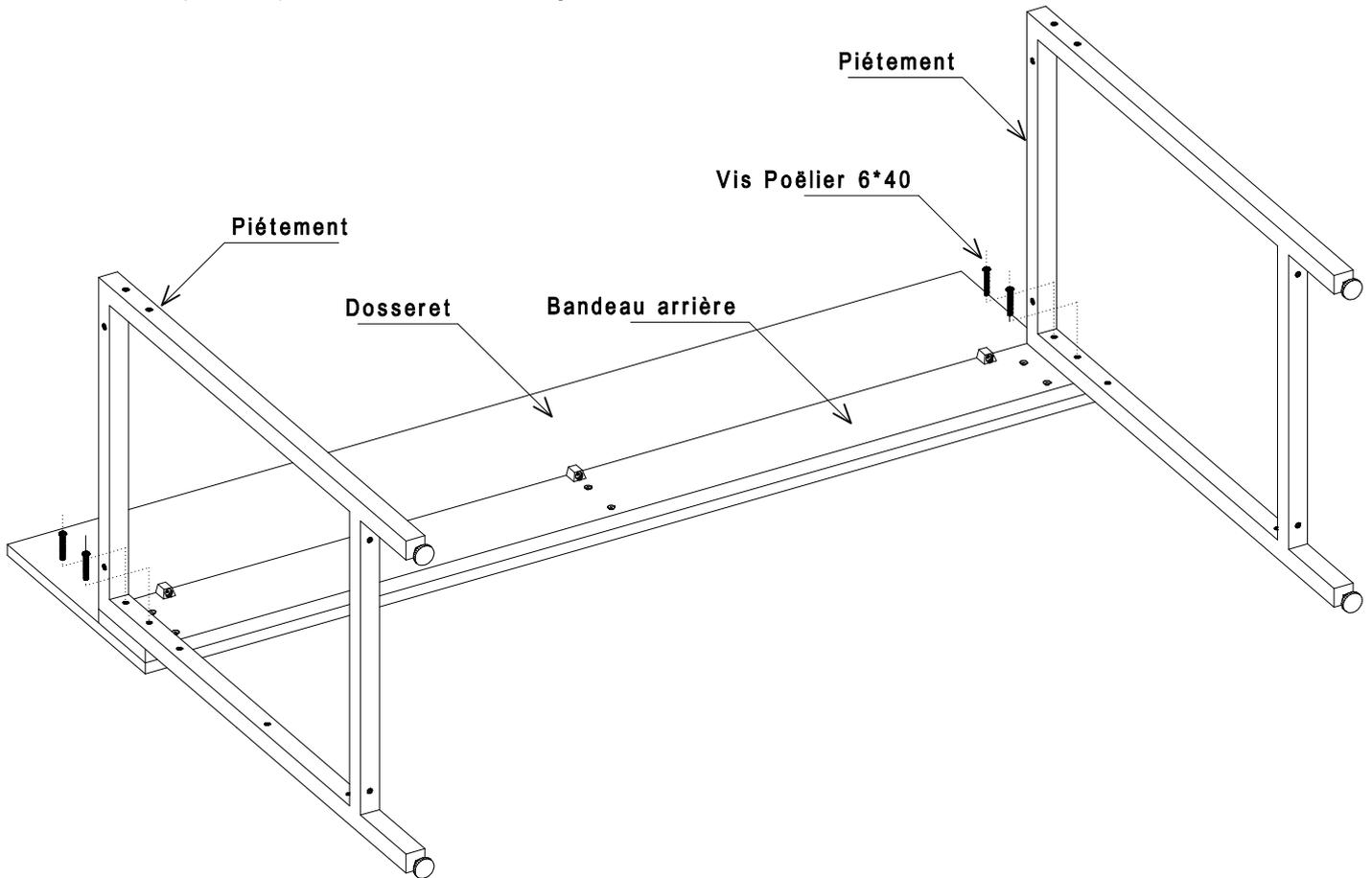

### Mise en place du cache-fluides et de la butée de meubles sur les piétements


4

PS : Ne pas bloquer les vis d'assemblage

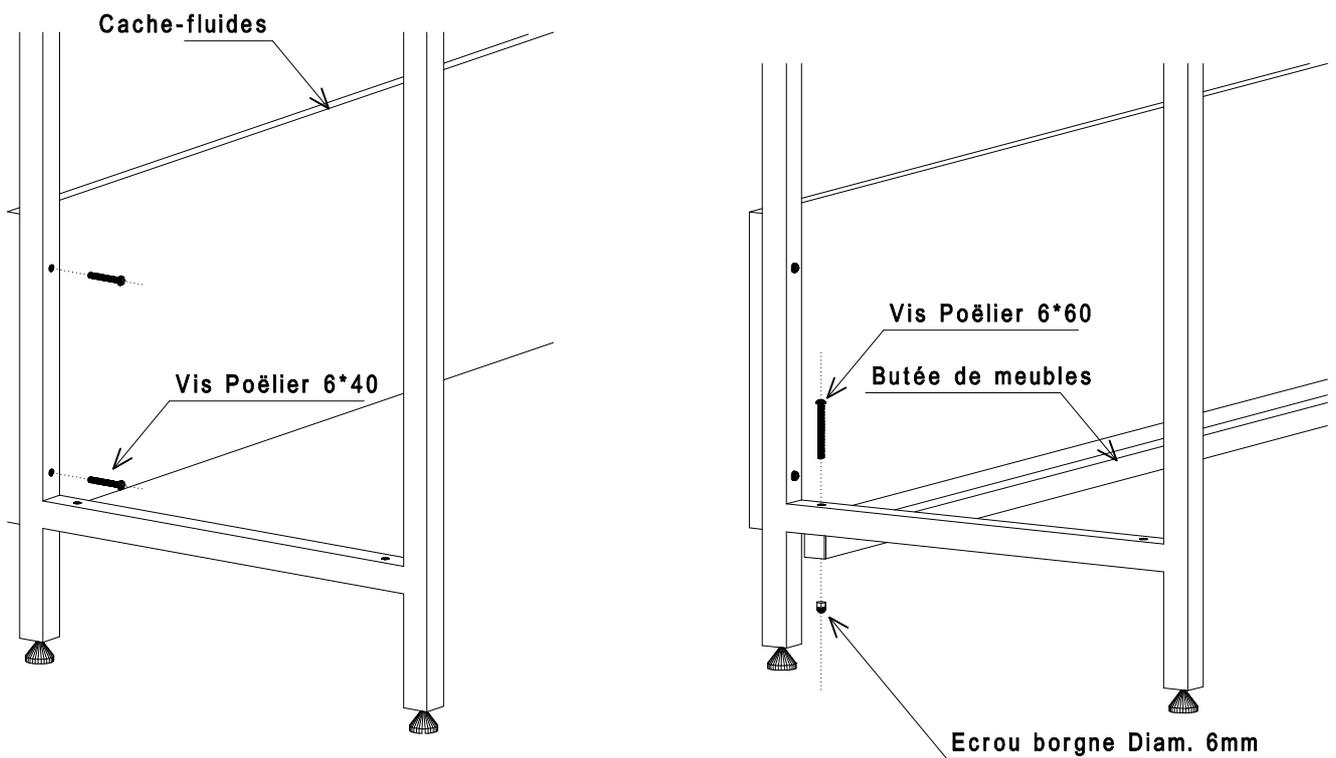

## Montage du bandeau avant sur les piétements


5

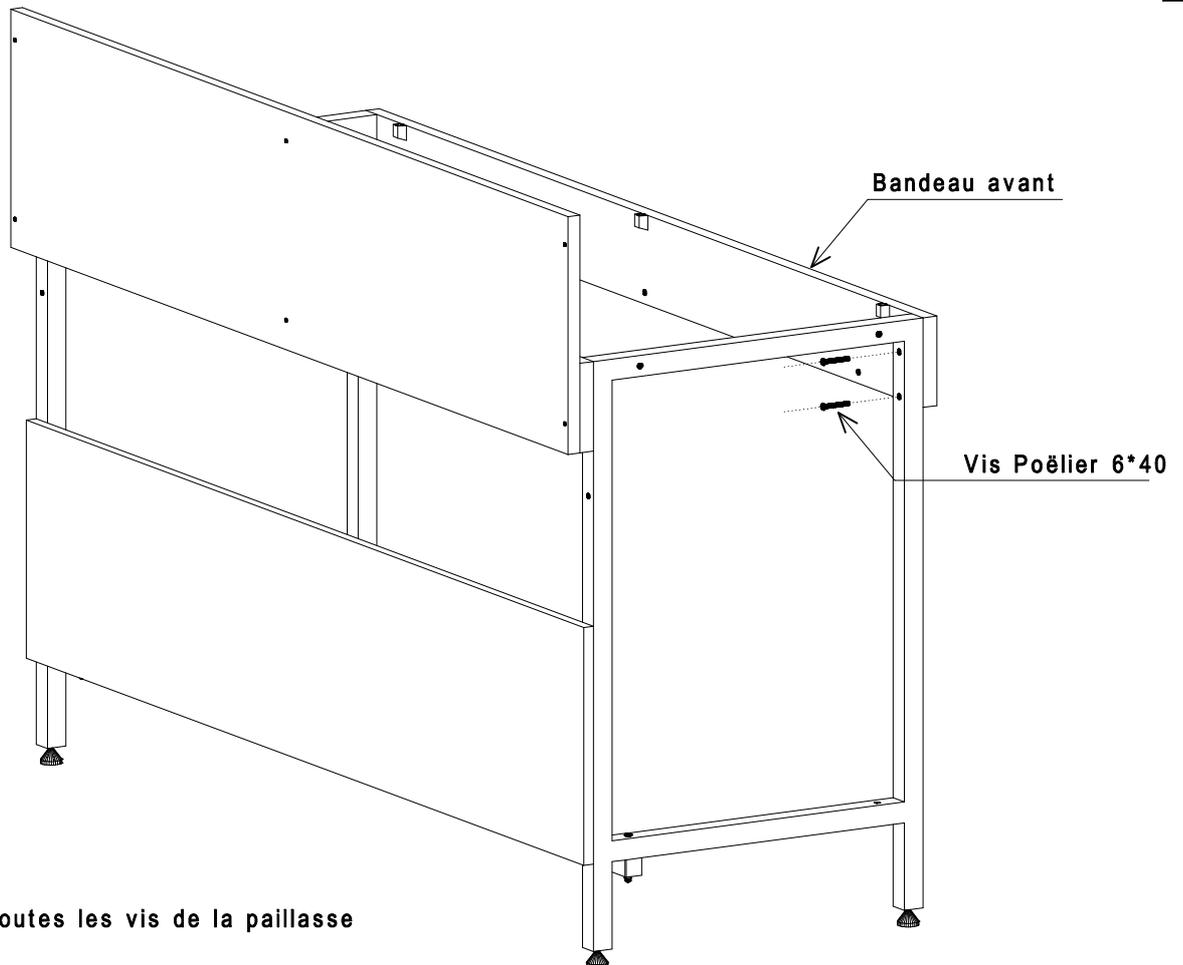

PS : Serrer toutes les vis de la paillasse

## Préparation des supports de tablettes


6

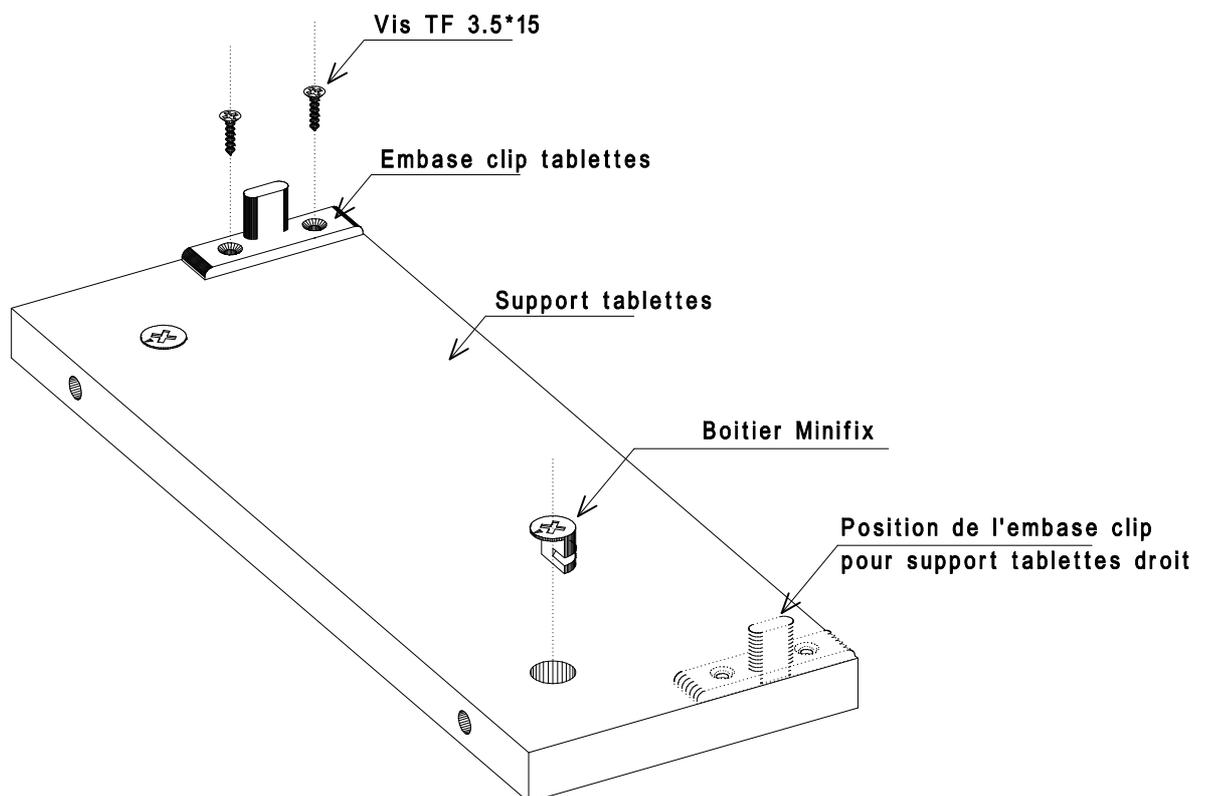

PS : Supports de tablettes gauche et droit avec l'embase clip tablettes  
(Schéma ci-dessus : support tablettes gauche)


## Mise en place des supports de tablettes sur le dossieret

7

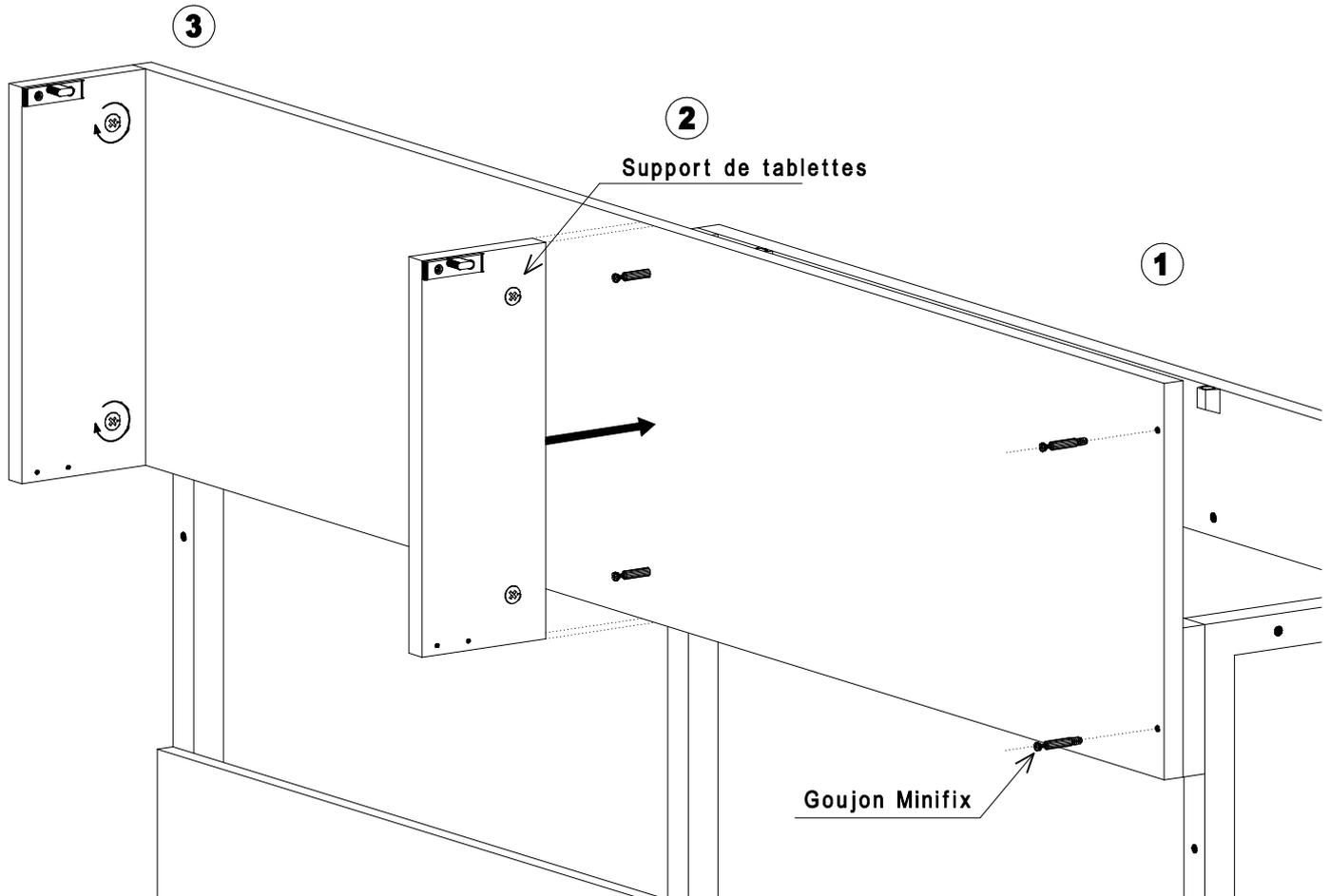

## Préparation de la tablette


8

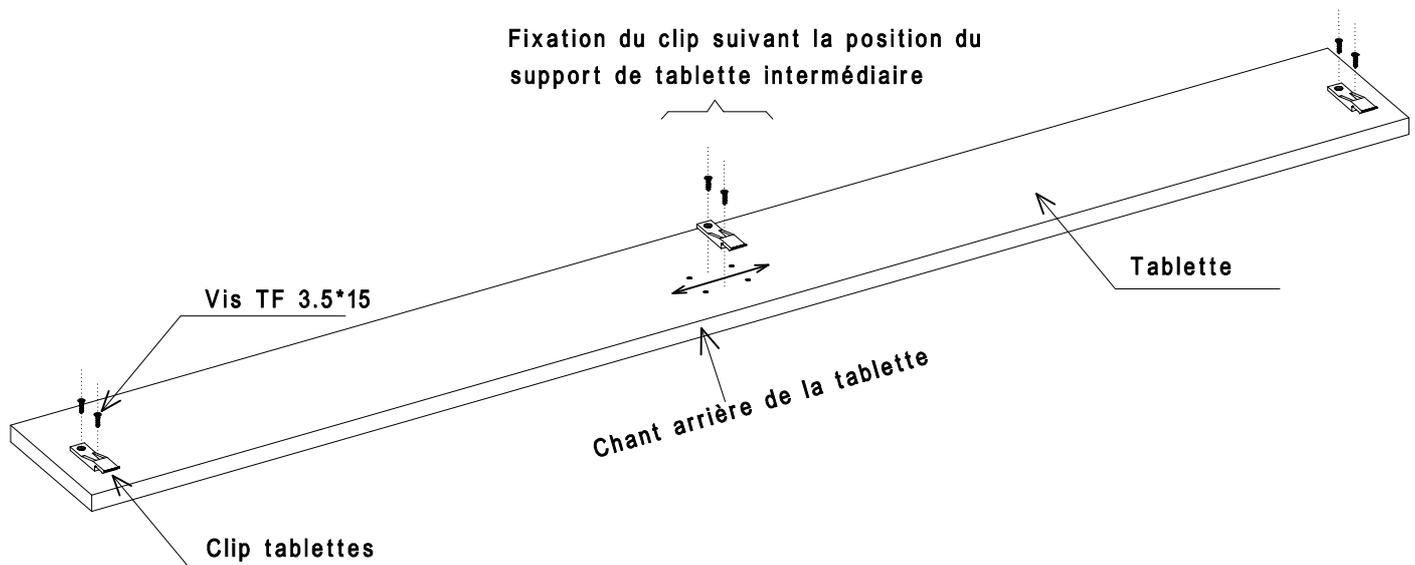

PS : 3 clips pour les tablettes de 1500 et 1800


## Mise en place de la tablette sur l'ossature

9

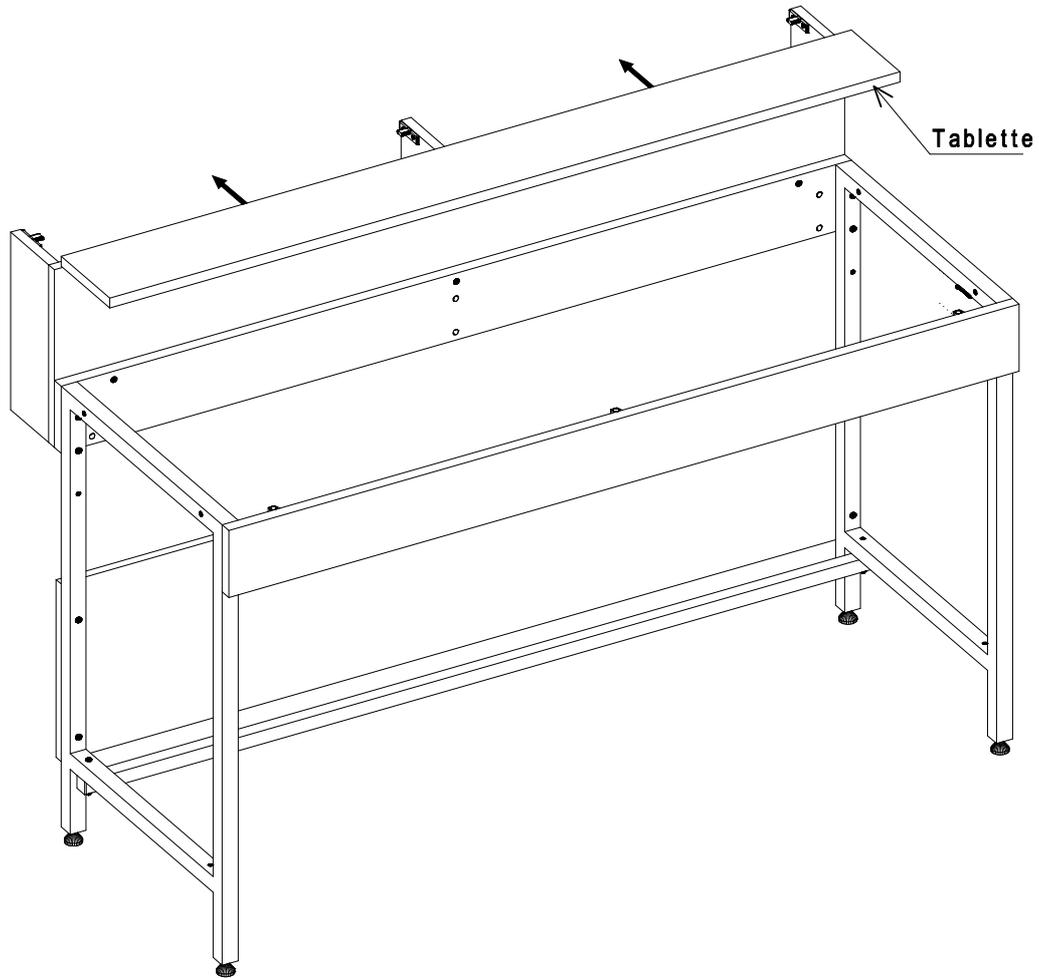


## Mise en place du plan de travail sur l'ossature

10

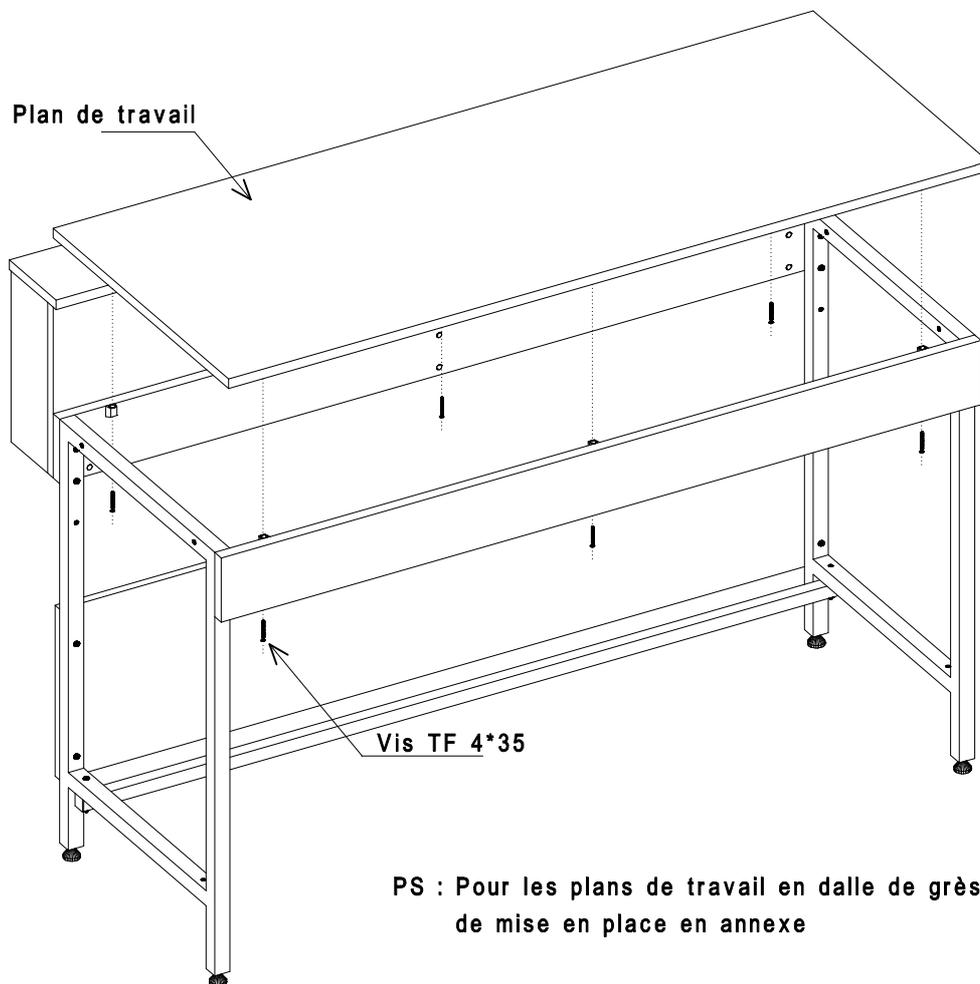

PS : Pour les plans de travail en dalle de grès, voir la procédure de mise en place en annexe

- 1 : Positionner le gabarit de perçage en applique sur le dossier en suivant les références indiquées sur le gabarit (haut, gauche ou droite suivant la position des cuves et cuvettes)
- 2 : Perçer le dossier avec une mèche Diam. 25mm

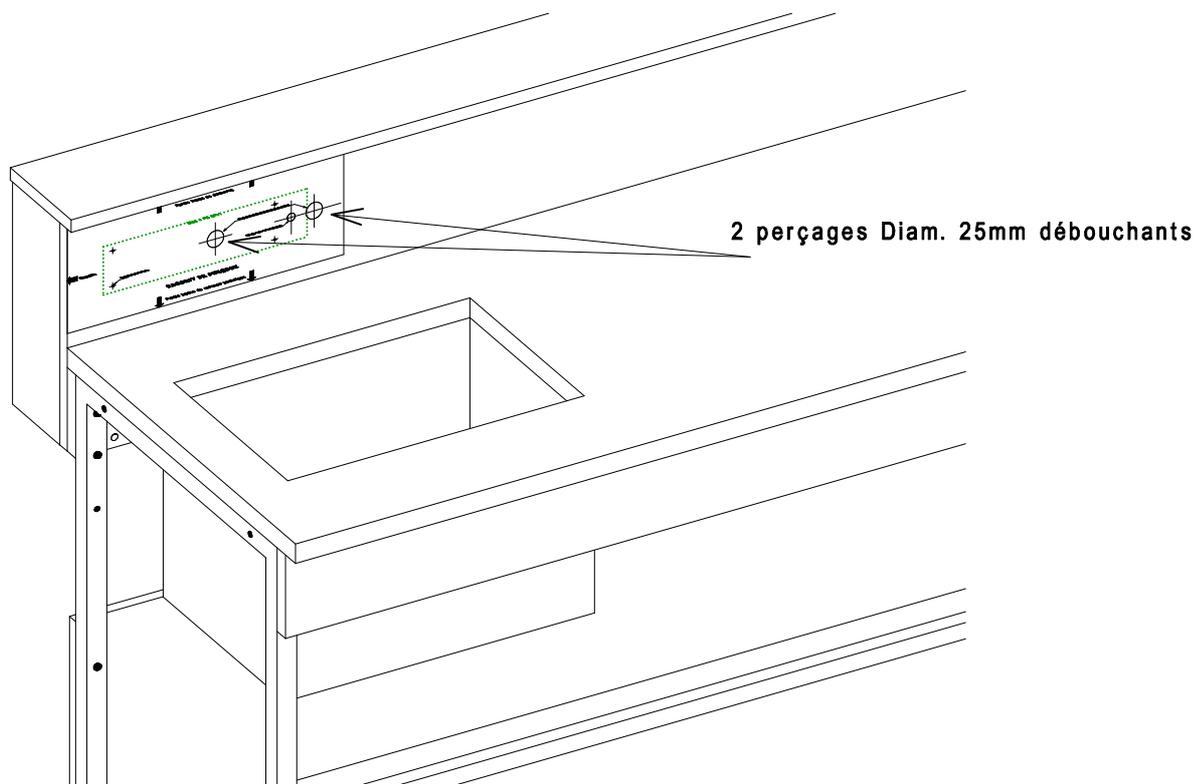

## Perçage du dossier pour le positionnement des blocs de prises électriques

- 1 : Positionner le gabarit de perçage (Bloc 4 PC 2P+T ou Bloc 3 PC + 2P+T) en applique sur le dossier en suivant les références indiquées sur le gabarit (haut du dossier). L'encombrement des blocs PC est matérialisé par les lignes vertes.
- 2 : Perçer le dossier

